




# UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots e-Series  
Uživatelská příručka

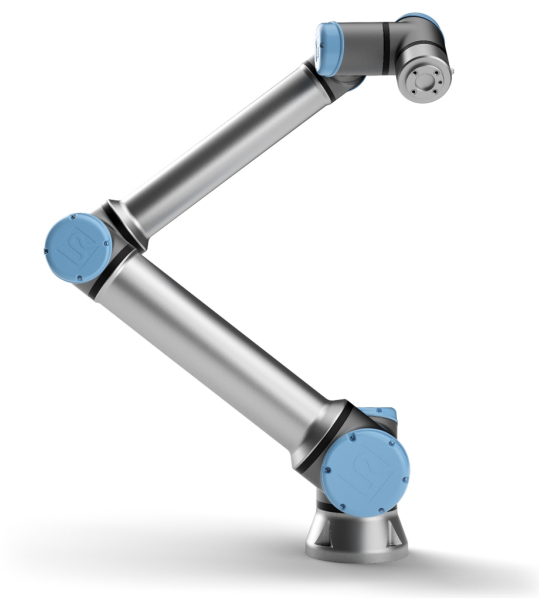

UR10e

Překlad originálního návodu (cs)



Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Universal Robots A/S a bez předchozího písemného souhlasu Universal Robots A/S nesmí být reprodukovány jako celek ani zčásti. Zde obsažené informace podléhají změnám bez upozornění a nelze je vykládat jako závazek společnosti Universal Robots A/S. Tento dokument je pravidelně přezkoumáván a revidován.

Universal Robots A/S Společnost nezodpovídá za chyby a chybějící informace v tomto dokumentu.

Copyright © 2009-2022 od Universal Robots A/S.

Logo Universal Robots je registrovaná ochranná známka společnosti Universal Robots A/S.



# Obsah

<b>1. Úvod</b>	<b>1</b>
1.1. Co je obsahem balení	2
1.2. Důležité bezpečnostní upozornění	3
1.3. Jak číst tuto příručku	3
1.4. Vyhledání dalších informací	3
1.4.1. UR+	3
1.4.2. myUR	3
1.4.3. UR Forums	4
<b>Část I Příručka pro instalaci hardware</b>	<b>5</b>
<b>2. Bezpečnost</b>	<b>7</b>
2.1. Úvod	7
2.2. Platnost a odpovědnost	7
2.3. Omezení odpovědnosti	8
2.4. Varovné symboly použité v tomto návodu	8
2.5. Všeobecná upozornění a varování	9
2.6. Účel použití	12
2.7. Posouzení rizik	13
2.8. Posouzení před použitím	15
2.9. Nouzové zastavení	15
2.10. Pohyb bez napájení pohonu	15
<b>3. Bezpečnostní prvky a rozhraní</b>	<b>17</b>
3.1. Úvod	17
3.2. Kategorie zastavení	17
3.3. Konfigurovatelné bezpečnostní funkce	18
3.4. Bezpečnostní funkce	22
3.5. Režimy	22
<b>4. Mechanické rozhraní</b>	<b>25</b>
4.1. Úvod	25
4.2. Pracovní prostor robota	25
4.3. Montáž	25
4.4. Maximální užitečné zatížení	29
4.4.1. Setrvačnost užitečného zatížení	30

<b>5. Elektrické rozhraní</b> .....	<b>31</b>
5.1. Úvod .....	31
5.1.1. Držák ovládací jednotky .....	31
5.2. Ethernet .....	31
5.3. Upozornění a varování ve vztahu k elektrickému zařízení .....	32
5.4. V/V rozhraní ovladače .....	34
5.4.1. Běžné specifikace všech digitálních vstupů/výstupů .....	35
5.4.2. Bezpečnostní V/V .....	36
5.4.3. Víceúčelové digitální vstupy/výstupy .....	41
5.4.4. Digitální vstup z tlačítka .....	41
5.4.5. Komunikace s jinými stroji či automaty PLC .....	42
5.4.6. Víceúčelový analogový vstup/výstup .....	42
5.4.7. Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí .....	43
5.5. Připojení k síti .....	44
5.6. Připojení robota: kabel robota .....	46
5.6.1. Připojení kabelu robota .....	46
5.7. Připojení robota: Kabel do příruby základny .....	47
5.7.1. Konektor kabelu na přírubě základny .....	47
5.8. Tool I/O .....	47
5.8.1. Zdroj napájení nástroje .....	49
5.8.2. Zdroj napájení .....	49
5.8.3. Duální napájecí zdroj .....	49
5.8.4. Digitální výstupy nástroje .....	49
5.8.5. Digitální vstupy nástroje .....	51
5.8.6. Analogový vstup nástroje .....	51
5.8.7. Komunikace nástroje V/V .....	52
<b>6. Údržba a opravy</b> .....	<b>55</b>
6.1. Bezpečnostní pokyny .....	55
6.2. Čištění .....	56
6.3. Inspekce .....	56
6.3.1. Inspekční prohlídky ramene robota .....	56
6.3.2. Vizuální kontrola ramene robota .....	57
6.3.3. Inspekční prohlídky ovládací jednotky .....	58
6.3.4. Vizuální kontrola ovládací jednotky .....	58
6.3.5. Inspekce zpětného chodu .....	59
<b>7. Přeprava</b> .....	<b>61</b>

<b>8. Likvidace a životní prostředí</b> .....	<b>63</b>
<b>9. Certifikáty</b> .....	<b>65</b>
<b>10. Brzdná doba a brzdná dráha</b> .....	<b>67</b>
<b>11. Prohlášení a certifikáty</b> .....	<b>73</b>
<b>12. Prohlášení a certifikáty(překlad originálu)</b> .....	<b>75</b>
<b>13. Informace o záruce</b> .....	<b>77</b>
13.1. Záruka na výrobek .....	77
13.2. Zřeknutí se odpovědnosti v uživatelské příručce .....	77
<b>14. Certifikáty</b> .....	<b>79</b>
<b>15. Použité normy</b> .....	<b>88</b>
<b>16. Technické specifikace</b> .....	<b>94</b>
<b>17. Tabulky s bezpečnostními funkcemi</b> .....	<b>96</b>
17.1. Table 1 .....	97
17.2. Table 1A .....	107
17.3. Table 2 .....	108
<b>Část II Příručka k rozhraní PolyScope</b> .....	<b>113</b>
<b>18. Úvod</b> .....	<b>115</b>
18.1. Základní informace o ramenu robota .....	115
18.2. Základní informace o rozhraní PolyScope .....	115
18.2.1. Dotyková obrazovka .....	116
18.2.2. Ikony/karty v záhlaví .....	117
18.2.3. Tlačítka v zápatí .....	118
18.3. Instalace .....	119
18.3.1. Instalace ramene robota a ovládací jednotky .....	119
18.3.2. Zapnutí a vypnutí ovládací jednotky .....	119
18.4. Inicializace .....	120
18.4.1. Spuštění ramene robota .....	121
18.5. Rychlé spuštění systému .....	121
18.6. První program .....	122
18.7. Registrace robota a licenční soubor .....	123
18.7.1. Aktivace vzdáleného TCP a URcap trasy nástroje přes web .....	123
18.7.2. Aktivace softwarových licencí přes myUR .....	124
18.7.3. Deaktivace softwarových licencí .....	125
18.8. Kybernetická bezpečnost robota .....	125
18.8.1. Předpoklady kybernetické bezpečnosti .....	125

18.8.2. Zvýšení kybernetické bezpečnosti .....	126
<b>19. Volnoběh .....</b>	<b>127</b>
19.1. Aktivace Freedrive: Standardní přenosný ovládací terminál .....	128
19.1.1. Pomocí tlačítka Freedrive .....	129
19.1.2. Pomocí tlačítka Freedrive na obrazovce s kartou Pohyb .....	129
19.2. Aktivace Freedrive: 3PE přenosný ovládací terminál .....	129
<b>20. Zpětné řízení .....</b>	<b>130</b>
20.1. Aktivace zpětného chodu: Standardní přenosný ovládací terminál .....	130
20.2. Aktivace zpětného chodu: 3PE přenosný ovládací terminál .....	130
20.3. Inspekce režimu zpětného chodu .....	130
<b>21. Výběr provozního režimu .....</b>	<b>133</b>
21.1. Provozní režimy .....	133
21.2. Třípolohové aktivační zařízení .....	135
21.2.1. Manuální vysoká rychlost .....	135
<b>22. Bezpečnostní konfigurace .....</b>	<b>137</b>
22.1. Základní informace o bezpečnostním nastavení .....	137
22.1.1. Přístup k bezpečnostní konfiguraci .....	137
22.2. Nastavení bezpečnostního hesla .....	138
22.3. Změna bezpečnostní konfigurace .....	138
22.4. Použití nové bezpečnostní konfigurace .....	139
22.5. Bezpečnostní kontrolní součet .....	139
22.6. Nastavení nabídky Bezpečnost .....	139
22.7. Mezní hodnoty robota .....	139
22.8. Bezpečnostní režimy .....	141
22.9. Tolerance .....	142
22.10. Mezní hodnoty kloubu .....	142
22.11. Roviny .....	143
22.11.1. Režimy .....	143
22.11.2. Konfigurace bezpečnostních rovin .....	144
22.11.3. Loket .....	145
22.11.4. Barevné kódy .....	145
22.12. Freedrive .....	146
22.12.1. Pomocí tlačítka Freedrive .....	146
22.13. Zpětné řízení .....	146
22.13.1. Aktivace funkce Backdrive .....	146

22.14. Poloha nástroje .....	147
22.15. Směr nástroje .....	148
22.15.1. Vlastnosti mezních hodnot .....	149
22.15.2. Vlastnosti nástroje .....	150
22.16. V/V .....	150
22.16.1. Vstupní signály .....	150
22.16.2. Výstupní signály .....	151
22.16.3. Bezpečnostní signály OSSD .....	152
22.17. Hardware .....	153
22.17.1. Výběr dostupného hardwaru .....	153
22.18. Bezpečný návrat do základní polohy (Safe Home) .....	153
22.18.1. Synchronizace z výchozí polohy .....	154
22.19. Výstup bezpečná výchozí polohy .....	154
22.19.1. Definování výstupu bezpečná výchozí polohy .....	154
22.20. Úpravy bezpečné výchozí polohy .....	155
22.20.1. Úpravy bezpečné výchozí polohy .....	155
<b>23. Karta Spustit .....</b>	<b>157</b>
<b>24. Karta Program .....</b>	<b>161</b>
24.1. Přesunout robota do polohy. ....	161
24.1.1. Přístup k obrazovce přesun robota do polohy .....	161
24.1.2. Přesunout robota: .....	162
24.1.3. Manuální .....	162
24.2. Program Tree .....	162
24.2.1. Sada nástrojů Programový strom .....	163
24.3. Nastavení proměnné .....	163
24.3.1. Signalizace běhu programu .....	165
24.4. Karta Příkaz .....	166
24.4.1. Přidat před spuštěním sekvence .....	166
24.4.2. Nekonečný cyklus programu .....	166
24.5. Karta Grafika .....	166
24.6. Karta Proměnné .....	167
24.7. Editor výrazů .....	169
24.8. Spouštění programu od vybraného uzlu .....	169
24.8.1. Použití přehrávání od výběru .....	170
24.9. Použití zářezek v programu .....	170

24.10. Samostatný krok v programu .....	172
24.11. Základní uzly programu .....	172
24.11.1. Pohyb .....	172
24.11.2. Pevný bod trasy .....	175
24.11.3. Relativní bod trasy .....	181
24.11.4. Proměnný bod trasy .....	182
24.11.5. Směr .....	182
24.11.6. Do .....	183
24.11.7. Do kontaktu s nástrojem .....	184
24.11.8. Čekat .....	186
24.11.9. Nastavit .....	187
24.11.10. Samostatné okno .....	187
24.11.11. Zastavit .....	188
24.11.12. Komentář .....	189
24.11.13. Složka .....	189
24.11.14. Nastavit zatížení .....	190
24.12. Pokročilé uzly programu .....	191
24.12.1. Cyklus .....	191
24.12.2. If .....	191
24.12.3. Podprogram .....	193
24.12.4. Zadání .....	194
24.12.5. Skript .....	194
24.12.6. Událost .....	195
24.12.7. Vlákno .....	196
24.12.8. Přepínač .....	196
24.12.9. Časovač .....	197
24.12.10. Domů .....	198
24.13. Šablony .....	198
24.13.1. Paletizace .....	198
24.13.2. Naložit .....	204
24.13.3. Síla .....	208
24.13.4. Výběr hodnoty síly .....	210
24.13.5. Povolené rychlosti .....	210
24.13.6. Nastavení testovací síly .....	210
24.13.7. Sledování dopravníku .....	211
24.13.8. Šroubování .....	212
24.13.9. Šroubovat do .....	213
24.14. URCaps .....	214

24.14.1. Vzdálené TCP a dráha nástroje URCap .....	214
24.14.2. Typy vzdáleného pohybu TCP .....	216
24.14.3. Bod trasy vzdáleného TCP .....	216
24.14.4. Dráha nástroje vzdáleného TCP .....	217
24.14.5. Vzdálené TCP .....	219
24.14.6. Vzdálené TCP PCS .....	219
24.14.7. Pravidelné pohyby dráhy nástroje TCP .....	222
<b>25. Karta Instalace .....</b>	<b>225</b>
25.1. Univerzální .....	225
25.2. Konfigurace TCP .....	225
25.2.1. Poloha .....	225
25.2.2. Orientace .....	225
25.2.3. Přidávání, přejmenování, úpravy a odstraňování bodů TCP .....	226
25.2.4. Výuka polohy TCP .....	226
25.2.5. Výuka orientace TCP .....	227
25.3. Užitečné zatížení .....	227
25.3.1. Přidávání, přejmenování, úpravy a odstraňování Užitečného zatížení .....	228
25.3.2. Nastavení těžiště .....	229
25.3.3. Odhad užitečného zatížení .....	229
25.3.4. Setrvačnost .....	229
25.4. Montáž .....	230
25.5. Nastavení V/V .....	231
25.5.1. Typ signálu v/v .....	231
25.5.2. Přirazování uživatelem definovaných názvů .....	232
25.5.3. Akce V/V a ovládání karty V/V .....	232
25.6. Instalační proměnné .....	234
25.7. Spuštění .....	235
25.7.1. Načtení spouštěcího programu .....	236
25.7.2. Spuštění spouštěcího programu .....	236
25.8. Vstupy/výstupy nástroje .....	237
25.9. Ovládání rozhraní V/V .....	237
25.10. Analogové vstupy nástrojů .....	238
25.10.1. Komunikační rozhraní nástroje .....	238
25.10.2. Konfigurace komunikačního rozhraní nástroje (TCI) .....	238
25.11. Režim digitálního výstupu .....	238
25.11.1. Dvojpínové napájení .....	238


25.12. Hladký přechod mezi bezpečnostními režimy .....	239
25.12.1. Nastavení zrychlení/zpomalení .....	239
25.13. Domů .....	239
25.13.1. Definování výchozí polohy .....	240
25.14. Nastavení sledování dopravníku .....	240
25.14.1. Definování dopravníku .....	240
25.14.2. Parametry dopravníku .....	240
25.14.3. Parametry sledování .....	240
25.15. Nastavení šroubování .....	241
25.15.1. Konfigurace šroubováku .....	241
25.15.2. Konfigurace polohy šroubováku .....	242
25.15.3. Konfigurace rozhraní šroubováku .....	243
25.16. Bezpečnost .....	243
25.17. Prvky .....	244
25.17.1. Použití prvku .....	245
25.17.2. Použití příkazu Přesunout sem .....	246
25.17.3. Bodový prvek .....	246
25.17.4. Prvek Přímka .....	247
25.17.5. Prvek roviny .....	247
25.17.6. Příklad: Manuální aktualizace prvku pro nastavení programu .....	248
25.17.7. Příklad: Dynamická aktualizace polohy prvku .....	249
25.17.8. Úprava funkcí .....	251
25.18. Fieldbus .....	253
25.19. Nastavení V/V MODBUS klient .....	253
25.19.1. Obnovit .....	253
25.19.2. Přidat jednotku .....	253
25.19.3. Odstranit jednotku .....	254
25.19.4. Nastavit IP jednotky .....	254
25.19.5. Sekvenční režim .....	254
25.19.6. Přidat signál .....	254
25.19.7. Odstranit signál .....	254
25.19.8. Nastavit typ signálu .....	254
25.19.9. Nastavit adresu signálu .....	255
25.19.10. Nastavit název signálu .....	255
25.19.11. Hodnota signálu .....	255
25.19.12. Stav připojení signálu .....	255
25.19.13. Zobrazit pokročilé možnosti .....	256

25.19.14. Pokročilé možnosti .....	256
25.20. EtherNet/IP .....	257
25.21. PROFINET .....	257
25.22. PROFIsafe .....	257
25.22.1. Komunikace přes PROFIsafe .....	258
25.22.2. Konfigurace PROFIsafe .....	260
25.22.3. Zapnutí PROFIsafe .....	261
<b>26. Karta Pohyb .....</b>	<b>263</b>
26.1. Pohyb nástroje .....	263
26.2. Robot .....	263
26.2.1. Prvek .....	264
26.2.2. Aktivní TCP .....	264
26.2.3. Domů .....	264
26.2.4. Volnoběh .....	264
26.2.5. Zarovnat .....	264
26.3. Poloha nástroje .....	264
26.4. Poloha kloubu .....	264
26.5. Obrazovka úprav poloh .....	265
<b>27. Karta V/V .....</b>	<b>269</b>
27.1. Robot .....	269
27.2. MODBUS .....	270
<b>28. Karta Protokol .....</b>	<b>273</b>
28.1. Údaje a zatížení kloubů .....	273
28.2. Záznam událostí .....	273
28.3. Ukládání chybových zpráv .....	274
28.4. Soubor technické podpory .....	274
<b>29. Správce programů a instalací .....</b>	<b>277</b>
29.1. Otevřít... .....	277
29.2. Nový... .....	278
29.3. Uložit... .....	279
29.4. Správce souborů .....	280
<b>30. Nabídka možností .....</b>	<b>283</b>
30.1. Náповěda .....	283
30.1.1. Jak najít QR kód a adresu URL: .....	283
30.2. Informace .....	284



30.3. Nastavení .....	285
30.3.1. Předvolby .....	285
30.3.2. Admin Password .....	286
30.4. Systém .....	287
30.4.1. Zálohování a obnova .....	287
30.4.2. Software Update .....	287
30.4.3. Síť .....	288
30.4.4. Správa URCaps .....	288
30.4.5. Dálkové ovládání .....	289
30.4.6. Bezpečnost .....	290
30.5. Vypnout robota .....	294
<b>31. Slovník .....</b>	<b>295</b>
31.1. Index .....	296

# 1. Úvod

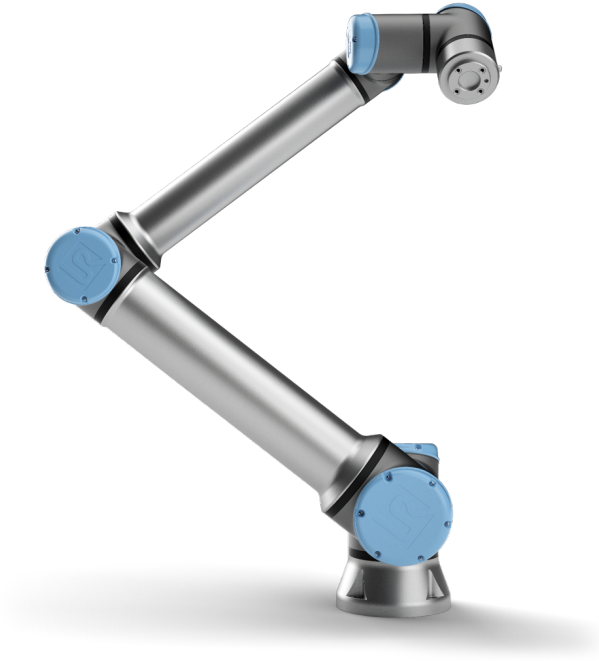

Gratuluje vám k zakoupení nového robota od společnosti Universal Robots e-Series.

Robota lze naprogramovat tak, aby pohyboval nástrojem a komunikoval s jinými stroji pomocí elektrických signálů. Jedná se o rameno složené z trubic a kloubů z extrudovaného hliníku.

Pomocí našeho patentovaného programovacího rozhraní PolyScope lze robota snadno naprogramovat tak, aby pohyboval nástrojem v požadované trajektorii.



**2.1:** Klouby, základna a příruba nástroje ramene robota.

Díky šesti kloubům a širokému rozmezí flexibility jsou kolaborativní robotická ramena společnosti Universal Robots řady e (e-Series) navržena tak, aby napodobovala rozsah pohybu lidské ruky. Pomocí našeho patentovaného programovacího rozhraní PolyScope lze robota snadno naprogramovat k pohybu s nástroji a komunikaci s jinými stroji pomocí elektrických signálů. Obrázek [2.1: Klouby, základna a příruba nástroje ramene robota](#) above znázorňuje hlavní součásti ramene robota a lze jej použít jako referenční pomůcku v celé příručce.

## 1.1. Co je obsahem balení

Zásilka robota se dodává ve dvou baleních. Jedno obsahuje rameno robota, druhé obsahuje následující:

- Ovládací jednotku s ručním ovládacím panelem
- Montážní držák pro ovládací jednotku
- Montážní držák pro ruční ovládací panel
- Klíč k otevření ovládací jednotky
- Kabel pro připojení ramene robota a ovládací jednotky (viz možnosti v [16. Technické specifikace na straně 94](#))
- Síťový kabel nebo napájecí kabel kompatibilní s vaším regionem
- Tento návod

## 1.2. Důležité bezpečnostní upozornění

Robot je **neúplné strojní zařízení** (viz 9. [Certifikáty na straně 65](#)) a každá instalace robota tedy vyžaduje posouzení rizik. Vaší povinností je dodržovat všechny bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2. [Bezpečnost na straně 7](#).

## 1.3. Jak číst tuto příručku

Tato příručka obsahuje pokyny k instalaci a programování robota. Tato příručka je rozdělena do dvou částí:

### *Instalační příručka k hardwaru*

Mechanická a elektrická instalace robota.

### *Příručka k rozhraní PolyScope*

Programování robota.

Příručka je určena osobám provádějícím instalaci, jejichž povinností je absolvovat základní školení v oblasti mechaniky a elektřiny a ovládat základy programování.

## 1.4. Vyhledání dalších informací

Webová stránka zákaznické podpory ([www.universal-robots.com/support](http://www.universal-robots.com/support)) obsahuje následující:

- Další jazykové verze této příručky
- **Příručka k rozhraní PolyScope**
- **Servisní příručka** s pokyny k odstraňování potíží, údržbě a opravám
- **Skriptovací manuál** pro pokročilé uživatele

### 1.4.1. UR+

Stránka UR+ ([www.universal-robots.com/plus](http://www.universal-robots.com/plus)) je online showroom, poskytující nejmodernější výrobky určené k přizpůsobení uživatelské aplikace robota od UR. Na jednom místě najdete vše, co potřebujete - od koncových efektorů až po příslušenství ke kamerám a softwaru. Veškeré výrobky jsou testovány a schváleny pro integraci s roboty UR, což zajišťuje jednoduché nastavení, spolehlivou obsluhu, bezproblémový uživatelský zážitek a snadné programování. Prostřednictvím naší nové softwarové platformy ([plus.universal-robots.com](http://plus.universal-robots.com)) máte také přístup k partnerskému programu UR+ , který vám umožní navrhnout uživatelsky přívětivější produkty pro roboty UR.

### 1.4.2. myUR

myUR je zákaznický portál, který umožňuje registrovat všechny vaše roboty, sledovat incidenty vyžadující servis robotů a obecné dotazy na zákaznickou podporu. Přejděte na [myur.universal-robots.com](http://myur.universal-robots.com) a zaregistrujte se, abyste získali přístup na portál. Případy řeší buď váš preferovaný distributor, nebo jsou eskalovány na zákaznický servis společnosti Universal Robots.

Kromě těchto funkcí je také možné předplatit si monitorování robotů a spravovat další uživatelské účty ve vaší společnosti.

### 1.4.3. UR Forums

Stránka UR Forums ([forum.universal-robots.com](https://forum.universal-robots.com)) umožňuje nadšencům do robotů všech úrovní dovedností spojit se s UR a mezi sebou navzájem, klást otázky, vyměňovat si informace atd. Přestože Fórum UR bylo vytvořeno společností UR+ a naši administrátoři jsou zaměstnanci UR, převážnou většinu obsahu vytváříte vy, uživatelé Fóra UR.

# Část I

## Příručka pro instalaci hardware



## 2. Bezpečnost

### 2.1. Úvod

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní informace, které je osoba zajišťující instalaci robotů Universal Robots e-Series **před** prvním zapnutím robota povinna prostudovat a porozumět jim.

První části této kapitoly jsou všeobecné. Další části obsahují konkrétní technické údaje relevantní pro nastavení a naprogramování robota. Kapitola [3. Bezpečnostní prvky a rozhraní na straně 17](#) popisuje a definuje bezpečnostní funkce obzvláště důležité pro společné aplikace.

Pokyny a postupy popsané v této kapitole [3. Bezpečnostní prvky a rozhraní na straně 17](#) a části [2.7. Posouzení rizik na straně 13](#) jsou obzvláště důležité.

Je důležité dodržovat také veškeré pokyny k montáži uvedené v dalších kapitolách a částech této příručky.

Zvláště je třeba věnovat pozornost textům s výstražnými symboly.



#### POZNÁMKA

Společnost Universal Robots se zříká veškeré odpovědnosti, pokud bude robot (ovládací jednotka ramene a/nebo přenosný ovládací terminál) jakýmkoliv způsobem poškozen, změněn či upraven. Společnost Universal Robots nenesou odpovědnost za žádné poškození robota nebo jiného vybavení způsobené programovacími chybami nebo poruchami robota.

### 2.2. Platnost a odpovědnost

Informace v tomto návodu nepokrývají možnosti konstrukce, instalace a provozu celé aplikace robota ani periferní zařízení, která by mohla ovlivnit bezpečnost celého systému. Celý systém je třeba zkonstruovat a nainstalovat v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v normách a předpisech země, ve které se robot instaluje.

Osoby provádějící instalaci robotů Universal Robots řady e-Series nesou odpovědnost za dodržení platných bezpečnostních zákonů a předpisů v dané zemi a za vyloučení jakýchkoliv závažných rizik v celé aplikaci robota. Patří sem například (výčet není vyčerpávající):

- Provedení posouzení rizik pro celý robotický systém
- Připojit další stroje a dodatečná bezpečnostní zařízení, pokud to vyplývá z výsledků posouzení rizik
- Konfigurace správného bezpečnostního nastavení v softwaru
- Zajistit, aby uživatelé neupravovali bezpečnostní opatření
- Ověřit, zda je celý robotický systém zkonstruován a nainstalován správně
- Specifikovat návod k obsluze

- Označit instalaci robota relevantními značkami a umístit kontaktní údaje na osobu provádějící instalaci
- Shromáždit veškerou dokumentaci v technickém souboru; včetně posouzení rizik a této příručky

## 2.3. Omezení odpovědnosti

Žádné informace v této příručce týkající se bezpečnosti nesmí být vykládány jako záruka společnosti UR, že průmyslový manipulátor nezpůsobí zranění či poškození, a to ani v případě, že budou dodrženy všechny bezpečnostní pokyny.

## 2.4. Varovné symboly použité v tomto návodu

V níže uvedené tabulce se nachází popisky specifikující úroveň nebezpečí používané této příručce. Na výrobku se používají stejné varovné symboly.



### UPOZORNĚNÍ

Označují bezprostředně nebezpečnou situaci ve vztahu k elektroinstalaci, která (pokud nastane) by mohla vést k usmrcení nebo těžkému zranění.



### UPOZORNĚNÍ

Označují bezprostředně nebezpečnou situaci, která (pokud nastane) by mohla vést k usmrcení nebo těžkému zranění.



### UPOZORNĚNÍ

Označují potenciálně nebezpečnou situaci ve vztahu k elektroinstalaci, která (pokud nastane) by mohla vést ke zranění osob nebo poškození zařízení.



### UPOZORNĚNÍ

Označují potenciálně nebezpečnou situaci, která (pokud nastane) by mohla vést ke zranění osob nebo poškození zařízení.



### UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečný horký povrch, který při dotyku může způsobit zranění.

**POZOR**

Označují situaci, která (pokud nastane) by mohla vést ke zranění osob nebo poškození zařízení.

## 2.5. Všeobecná upozornění a varování

Tato kapitola obsahuje několik všeobecných varování a výstrah, které lze opakovat nebo vysvětlit v různých částech této příručky. Ostatní upozornění a varování se nachází v různých částech příručky.

**UPOZORNĚNÍ**

Robota a veškeré elektrické vybavení instalujte v souladu se specifikacemi a upozorněními v kapitolách [4. Mechanické rozhraní na straně 25](#) a [5. Elektrické rozhraní na straně 31](#).



## UPOZORNĚNÍ

1. Zkontrolujte, zda jsou rameno a nástroj/koncový efektor robota správně a bezpečně přišroubovány.
2. Zajistěte, aby rameno robota mělo dostatek prostoru a mohlo volně pracovat.
3. Bezpečnostní opatření a/nebo parametry bezpečnostní konfigurace robota musí být aplikovány tak, aby byla zajištěna ochrana programátorů, pracovníků obsluhy a v blízkosti se nacházejících osob, jak je definováno v posouzení rizik.
4. Při práci s robotem nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy mějte při práci s robotem stažené dozadu.
5. Nikdy robot nepoužívejte, pokud je poškozená, například pokud jsou kryty uvolněné, rozbité nebo odstraněné.
6. Pokud software nahlásí kritickou chybu, okamžitě aktivujte nouzové zastavení, zapište si podmínky, které chybu vyvolaly, vyhledejte odpovídající chybové kódy na obrazovce protokolu a kontaktujte dodavatele.
7. Žádné bezpečnostní vybavení nepřipojujte ke standardnímu vstupu/výstupu. Používejte pouze bezpečnostní vstupy/výstupy.
8. Použijte správná nastavení instalace (např. montážní úhel robota, hmotnost TCP, posun TCP, bezpečnostní konfigurace). Soubor instalace ukládejte a načítejte spolu s programem.
9. Funkci Freedrive lze použít pouze v instalacích, ve kterých to posouzení rizik umožňuje.
10. Nástroje/koncové efektor ani překážky nesmí mít ostré okraje či místa, na kterých může dojít ke skřípnutí.
11. Zajistěte, aby osoby byly mimo dosah spuštěného robota nebo robota, který se bude spouštět.
12. Při používání programovacího panelu dejte pozor na pohyb robota.
13. Pokud se tak stanoví dle posouzení rizik, nevstupujte do bezpečnostního dosahu robota ani se robota nedotýkejte, je-li systém v provozu.
14. Kombinace různých strojů může zvyšovat rizika nebo vytvářet nová. Vždy provádějte celkové posouzení rizik pro kompletní instalaci. V závislosti na výsledcích posouzení rizik mohou platit různé úrovně funkční bezpečnosti; pokud je například nutné nastavit různé úrovně bezpečnosti a nouzového zastavení, vždy zvolte nejvyšší úroveň výkonu. Vždy si přečtěte příručky k veškerému vybavení používanému v instalaci.
15. Robota nikdy neupravujte. Úpravy mohou vytvořit rizika, které osoba provádějící instalaci nemůže předpokládat. Veškerou autorizovanou montáž je třeba provádět podle nejnovější verze všech relevantních servisních příruček.



16. Pokud robota zakoupíte s dalším modulem (např. s rozhraním euomap67), vyhledejte modul v příslušné příručce.
17. Zajistěte, aby byli uživatelé robota informováni o umístění tlačítek nouzového zastavení a také poučeni, aby nouzové zastavení používali pouze v případě nouze nebo v abnormálních situacích.



### UPOZORNĚNÍ

1. Robot i ovládací jednotka generují během provozu teplo. S robotem při provozu nebo bezprostředně po ukončení provozu nemanipulujte ani se jej nedotýkejte, neboť dlouhodobější kontakt může být nepohodlný. Teplotu lze zkontrolovat na obrazovce protokolu před manipulací nebo dotykem robota, případně se doporučuje nechat robota vychladnout vypnutím a vyčkáním cca jednu hodinu.
2. Nikdy nedávejte prsty za vnitřní kryt ovládací jednotky.



### POZOR

1. Pokud je robot zkombinován se stroji (nebo pracuje se stroji), které by jej mohly poškodit, důrazně doporučujeme otestovat všechny funkce a program robota samostatně.
2. Robot nevystavujte stálým magnetickým polím. Velmi silná magnetická pole jej mohou poškodit.

## 2.6. Účel použití

Roboty Universal Robots e-Series jsou průmyslové a slouží jako manipulační nástroje/koncové efekторы a přípravky nebo jako nástroje ke zpracování či přenášení součástí nebo výrobků.

Podrobnosti o podmínkách, za jakých by měl robot pracovat, naleznete v přílohách [11. Prohlášení a certifikáty na straně 73](#) a [16. Technické specifikace na straně 94](#).

Roboty Universal Robots řady e-Series jsou vybaveny speciálními bezpečnostními funkcemi, které jsou primárně určeny k provozní spolupráci, kdy robotický systém pracuje mimo oplocení a/nebo s člověkem.

Spolupráce s člověkem je určena pouze pro nerizikové aplikace, ve kterých celková aplikace, včetně nástrojů/koncových efektorů, pracovních dílů, překážek a dalších strojů, v souladu s výsledky posouzení rizik konkrétní aplikace neobsahuje žádná významná rizika.

Jakékoliv použití nebo aplikace, které se odchýlí od určeného použití, bude považováno za nepřipustné zneužití. Patří sem například (výčet není vyčerpávající):

- Použití v potenciálně výbušných prostředích.
- Použití ve zdravotnických aplikacích a aplikacích s vysokými požadavky na bezpečnost.
- Použití v aplikacích, kde dochází k přímému kontaktu s potravinami, nápoji a/nebo farmaceutickými výrobky.
- Použití před posouzením rizik.
- Použití mimo stanovené specifikace.
- Použití jako pomůcka k lezení.
- Provoz mimo přípustné provozní parametry.



### UPOZORNĚNÍ

- Tento průmyslový robot používejte pouze v souladu se zamýšleným použitím a specifikacemi uvedenými v návodu k použití.
- Výrobek není navržen ani určen k použití v nebezpečném nebo výbušném prostředí.
- Výrobek není navržen ani určen pro lékařské aplikace s kontaktem nebo v blízkosti pacientů.
- Tento produkt není navržen ani určen pro použití v aplikacích vyžadujících shodu se specifickými hygienickými a/nebo hygienickými normami, jako je přímý kontakt s potravinami, nápoji a/nebo farmaceutickými výrobky.
- Jakékoli použití nebo aplikace, které se odchýlí od zamýšleného použití, specifikací a certifikací, je zakázáno, neboť by mohlo vést k úmrtí, zranění osob nebo poškození majetku.

SPOLEČNOST UNIVERSAL ROBOTS SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, NAPŘ. VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NÁSLEDKŮ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ.

## 2.7. Posouzení rizik

Jednou z nejdůležitějších věcí, které musí osoba provádějící instalaci provést, je posouzení rizik. V mnoha zemích to vyžaduje zákon. Samotný robot je neúplné strojní zařízení, bezpečnost instalace robota tedy závisí na tom, jak je robot integrován (např. s nástrojem/koncovým efektořem, překážkami a dalšími stroji). Osobám provádějícím instalaci doporučujeme provést posouzení rizik pomocí norem ISO 12100 a ISO 10218-2. Osoba zajišťující instalaci může navíc použít technické specifikace ISO/TS 15066 jako dodatečné pokyny. V posouzení rizik, provedeném osobou zajišťující instalaci, se musí zvážit veškeré pracovní úkoly po celou dobu životnosti robota, včetně například následujících:

- Výuka robota během sestavení a vývoje instalace robota
- Řešení případných problémů a údržba
- Běžný provoz instalace robota

Posouzení rizik je nutno provést **před** prvním zapnutím robotického ramene. Součástí posouzení rizik osobou zajišťující instalaci je identifikace správného nastavení bezpečnostní konfigurace, jakož i potřeby dalších tlačítek nouzového zastavení a/nebo dalších ochranných opatření požadovaných pro konkrétní aplikaci robota.

Určení správného bezpečnostního nastavení je obzvláště důležitou součástí vývoje společných robotických aplikací (tzv. spolupráce). Podrobnosti naleznete v kapitole [3. Bezpečnostní prvky a rozhraní na straně 17](#) a části [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#).

Některé bezpečnostní funkce jsou záměrně navrženy pro aplikace vyžadující součinnost robotů. Tyto funkce jsou konfigurovatelné prostřednictvím nastavení bezpečnostní konfigurace a jsou obzvláště důležité při řešení specifických rizik v rámci posouzení rizik, provedeného osobou zajišťující integraci:

- **Omezování síly a výkonu:** Využívá se ke snížení upínací síly a tlaků, jimiž působí robot ve směru pohybu v případě kolize mezi robotem a obsluhou.
- **Omezení hybnosti:** Využívá se ke snížení vysoké přechodné energie a rázových sil v případě kolize mezi robotem a obsluhou snížením rychlosti robota.
- **Omezení polohování nástrojových/koncových efektorů a kloubu, lokte:** Využívá se zejména ke snížení rizik spojených s určitými částmi těla. Např. aby se zabránilo pohybu směrem k oblasti hlavy a krku.
- **Omezení orientace nástrojových/koncových efektorů:** Využívá se zejména ke snížení rizik spojených s určitými oblastmi a vlastnostmi nástroje/koncového efektoru a obrobku. Např. aby se zabránilo přiblížení ostrých hran směrem k obsluze.
- **Omezení rychlosti:** Využívá se zejména ke snížení rychlosti robotického ramene.

Osoba zajišťující instalaci musí zabránit neoprávněnému přístupu k bezpečnostní konfiguraci pomocí ochrany heslem.

V případě společné aplikace robota je u kontaktů, které jsou záměrné, a/nebo z důvodu rozumně předvídatelného zneužití nutné provést posouzení rizik, které musí řešit následující:

- Závažnost jednotlivých potenciálních kolizí
- Pravděpodobnost výskytu jednotlivých potenciálních kolizí
- Možnost zabránění jednotlivým potenciálním kolizím

Pokud je robot instalován v aplikaci robota bez spolupráce, kde rizika nelze přiměřeně odstranit nebo uspokojivě omezit pomocí vestavěné bezpečnostní funkce (např. při použití nebezpečných nástrojů/koncových efektorů), pak musí posouzení rizik provedené osobou zajišťující instalaci obsahovat závěr, že je nutné doplnit další ochranná opatření (např. aktivační zařízení k ochraně obsluhy během nastavování a programování).

Společnost Universal Robots posuzuje možná významná rizika uvedená v následujícím seznamu jako rizika, která musí osoba provádějící instalaci zohlednit. Konkrétní instalace robota však může představovat další významná rizika.

1. Probodnutí pokožky ostrými okraji a ostrými hroty nástroje/koncového efektoru či konektoru nástroje/koncového efektoru.
2. Probodnutí pokožky ostrými okraji a ostrými hroty na překážkách v blízkosti trasy robota.
3. Pohmožděniny způsobené kontaktem s robotem.
4. Vymknutí nebo zlomenina kosti z důvodu nárazu těžkého nákladu na tvrdý povrch.
5. Následky způsobené uvolněním upevňovacích šroubů ramene robota nebo nástroje/koncového efektoru.
6. Předměty padající z nástroje/koncového efektoru, např. z důvodu nevyhovujícího upnutí nebo

výpadku napájení.

7. Chyby z důvodu různých tlačítek nouzového zastavení pro různé stroje.
8. Chyby v důsledku neoprávněných změn parametrů bezpečnostní konfigurace.

Informace o brzdných dobách a brzdných drahách naleznete v kapitole [3. Bezpečnostní prvky a rozhraní na straně 17](#) a příloze [10. Brzdná doba a brzdná dráha na straně 67](#).

## 2.8. Posouzení před použitím

Před prvním použitím robota nebo po provedení veškerých úprav je nutno provést následující testy. Ověřte, zda jsou všechny bezpečnostní vstupy a výstupy správně připojeny. Vyzkoušejte, zda fungují všechny bezpečnostní vstupy a výstupy včetně zařízení společných pro více strojů nebo robotů. Přitom musíte:

- Vyzkoušejte, zda tlačítka nouzového zastavení zastaví robot a spustí brzdy.
- Vyzkoušejte, zda vstup zabezpečení vypne pohyb robota. Pokud je konfigurováno vynulování zabezpečení, zkontrolujte, zda musí být aktivováno, než bude pohyb opět spuštěn.
- Vyzkoušejte inicializaci obrazovky a otestujte tak, zda omezený režim může přepnout bezpečnostní režim na omezený režim.
- Vyzkoušejte, zda provozní režim zapne provozní režim, viz ikonu v pravém horním rohu uživatelského rozhraní.
- Zkontrolujte, zda 3polohové aktivační zařízení musí být stisknuto, aby byl umožněn pohyb v manuálním režimu a aby byl robot ovládán při omezené rychlosti.
- Vyzkoušejte, zda jsou výstupy nouzového zastavení systému skutečně schopné uvést celý systém do bezpečného stavu.
- Vyzkoušejte, zda systém připojený k výstupu Robot se pohybuje, k výstupu Robot se nezastavil nebo výstupu Režim bez omezení dokáže skutečně detekovat změny výstupu

## 2.9. Nouzové zastavení

Veškerý pohyb robota lze okamžitě zastavit tlačítkem nouzového zastavení.

V souladu s normami IEC 60204-1 a ISO 13850 nouzová zařízení nepředstavují bezpečnostní zařízení. Jedná se o doplňková ochranná opatření, která nejsou určena k prevenci zranění.

Na základě posouzení rizik používání robota je nutné stanovit potřebu případných dalších nouzových vypínačů. Nouzové vypínače musí být v souladu s IEC 60947-5-5 (viz část [5.4.2. Bezpečnostní V/V na straně 36](#)).

## 2.10. Pohyb bez napájení pohonu

V nepravděpodobném případě nouze můžete použít vynucený zpětný chod, při kterém musíte pohybovat kloubem/y robota, ale zapnutí robota je buď nemožné, nebo nechtěné.



Chcete-li provést vynucený zpětný chod, musíte rameno robota silně tlačit nebo táhnout, aby se pohnulo v kloubu. Každá z brzd kloubů je vybavena třecí spojkou, která umožňuje pohyb při vysokém kroutícím momentu.

Vynucený zpětný chod je určen pouze pro nouzové situace.

## 3. Bezpečnostní prvky a rozhraní

### 3.1. Úvod

Roboti Universal Robots e-Series jsou vybaveni řadou integrovaných bezpečnostních funkcí a také bezpečnostních vstupů/výstupů, digitálních a analogových ovládacích signálů na elektrické rozhraní či z něj, sloužících k připojení dalších strojů a dalších ochranných zařízení. Každá bezpečnostní funkce a V/V jsou vytvořeny podle EN ISO13849-1 (viz kapitola 9. [Certifikáty na straně 65](#) s uvedenými certifikáty) s úrovní výkonu d (PLd) s použitím architektury kategorie 3.

Konfigurace bezpečnostních funkcí, vstupů a výstupů v uživatelském rozhraní je popsána v kapitole 22. [Bezpečnostní konfigurace na straně 137](#) v části [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#). V kapitole 5. [Elektrické rozhraní na straně 31](#) naleznete popis způsobu připojení bezpečnostních zařízení ke vstupům/výstupům.



#### POZNÁMKA

1. Při používání a konfigurování bezpečnostních funkcí a rozhraní je nutno postupovat podle procedur posuzování rizika pro každou aplikaci robota. (viz kapitola 2. [Bezpečnost na straně 7](#) sekce 2.7. [Posouzení rizik na straně 13](#))
2. Pokud robot odhalí poruchu nebo narušení bezpečnostního systému, např. jeden z kabelů v okruhu nouzového zastavení je přerušen nebo bylo narušeno omezení bezpečnostní funkce, zahájí se zastavení kategorie 0.
3. Doba zastavování by měla být brána v úvahu v rámci posouzení rizik aplikace



#### UPOZORNĚNÍ

1. Použití jiných parametrů bezpečnostní konfigurace než těch, které jsou určeny na základě posouzení rizik, může mít za následek nebezpečí, která nejsou přiměřeně odstraněna, nebo rizika, která nejsou dostatečně omezena
2. Zkontrolujte patřičné připojení nástrojů a chapadel, aby při výpadku napájení nedošlo ke vzniku rizika!
3. Buďte opatrní při použití napětí 12 V, protože chyba způsobená programátorem může způsobit změnu napětí na 24 V, což může vést k poškození zařízení a případnému požáru.
4. Koncový efektor není chráněn bezpečnostním systémem UR. Fungování koncového efektoru a připojovacího kabelu není monitorováno

### 3.2. Kategorie zastavení

Podle okolností může robot iniciovat tři typy kategorií zastavení, definované podle IEC 60204-1. Tyto kategorie jsou definovány v následující tabulce.

Kategorie zastavení	Popis
0	Odpojením robota od napájení dojde k jeho okamžitému zastavení.
1	Zastavujte robota řádným řízeným způsobem. Po zastavení robota se odstraní napájení.
2	*Zastavení robota s napájením dostupným pro pohony při zachování trajektorie. Po zastavení robota je napájení pohonu zachováno.

\*Zastavování robotů Universal Robots v kategorii 2 je dále popsáno jako zastavení typu SS1 nebo 2 podle normy IEC 61800-5-2.

### 3.3. Konfigurovatelné bezpečnostní funkce

Bezpečnostní funkce robota Universal Robots, které jsou uvedeny v tabulce níže, jsou vestavěny v robotu a jsou určeny k ovládní robotického systému, tj. robota s připojeným nástrojem/koncovým efektořem. Bezpečnostní funkce robota se používají ke snížení rizika robotického systému, určeného posouzením rizik. Polohy a rychlosti jsou vzhledem k základně robota.

Bezpečnostní funkce	Popis
Mezní hodnota polohy kloubu	Nastavuje horní a spodní limit přípustné polohy kloubu.
Mezní hodnota rychlosti kloubu	Nastavuje horní limit rychlosti kloubu.
Bezpečnostní roviny	Definuje roviny v prostoru, omezující polohu robota. Bezpečnostní roviny omezují buď samotný nástroj/koncový efektor nebo nástroj/koncový efektor i loket.
Orientace nástroje	Definuje přípustné limity orientace pro nástroj.
Mezní rychlost	Omezuje maximální rychlost robota. Rychlost je omezena v lokti, na přírubě nástroje/koncového efektoru a uprostřed uživatelsky definovaných poloh nástroje/koncového efektoru.
Mezní síla	Omezuje maximální sílu vyvíjenou nástrojem robota/koncovým efektořem a loktem při upínání. Síla je omezena na přírubě nástroje/koncového efektoru a uprostřed uživatelsky definovaných poloh nástroje/koncového efektoru.
Mezní hodnota momentu	Omezuje maximální hybnost robota.
Mezní síla	Omezuje mechanickou práci vykonanou robotem.
Mezní doba zastavení	Omezuje maximální dobu používanou robotem k zastavení po iniciování ochranného zastavení.
Mezní vzdálenost zastavení	Omezuje maximální vzdálenost, kterou robot urazí po iniciování ochranného zastavení.

Při provádění posouzení rizika používání robota je nutno brát v úvahu pohyb robota po spuštění procesu zastavení. Pro usnadnění tohoto postupu lze použít bezpečnostní funkce *Mezní doba zastavení* a *Mezní vzdálenost zastavení*.

Tyto bezpečnostní funkce dynamicky snižují rychlost pohybu robota tak, že jej lze vždy zastavit v rámci mezních hodnot. U mezní polohy kloubu, bezpečnostní roviny a limitů orientace nástroje/efektoru je zohledněna očekávaná vzdálenost uražená do zastavení, tzn. pohyb robota se před dosažením mezní polohy zpomalí.

Funkční bezpečnost lze shrnout jako:

Bezpečnostní funkce	Přesnost	Úroveň výkonu	Kategorie
Nouzové zastavení	-	d	3
Bezpečné zastavení	-	d	3
Mezní hodnota polohy kloubu	5 °	d	3
Mezní hodnota rychlosti kloubu	1.15 °/s	d	3
Bezpečnostní roviny	40 mm	d	3
Orientace nástroje	3 °	d	3
Mezní rychlost	50 mm/s	d	3
Mezní síla	25 N	d	3
Mezní hodnota momentu	3 kg m/s	d	3
Mezní síla	10 W	d	3
Mezní doba zastavení	50 ms	d	3
Mezní vzdálenost zastavení	40 mm	d	3
Safe Home	1.7 °	d	3




### UPOZORNĚNÍ

Funkce omezující sílu má dvě výjimky, které je třeba zohlednit při navrhování aplikace (obrázek 4.1). Když se robot natahuje, může kolenní kloub vyvinout velkou sílu v radiálním směru ( pryč od základny), při pomalých rychlostech. A podobně je tomu i u krátkého zvedacího ramene. Pokud je nástroj/koncový efektor blízko základny a pohybuje se kolem základny, může vyvinout velkou sílu, avšak při malé rychlosti. Rizikům skřípnutí se lze vyhnout tím, že se odstraní v těchto oblastech překážky, robot se umístí jiným způsobem nebo se použije kombinace bezpečnostních rovin a mezních hodnot kloubů, čímž dojde k eliminaci rizik tím, že se zamezí pohyb robota do této oblasti pracovního prostoru.



### UPOZORNĚNÍ

Pokud se robot používá v manuálních aplikacích s lineárními pohyby, musí být mezní rychlost kloubu pro základnu a ramenní klouby nastavena na maximálně 250 mm/s pro nástroj/koncový efektor a loket, pokud na základě posouzení rizik nejsou přijatelné vyšší rychlosti. Tímto se zabrání rychlým pohybům lokte robotu v blízkosti singularit.

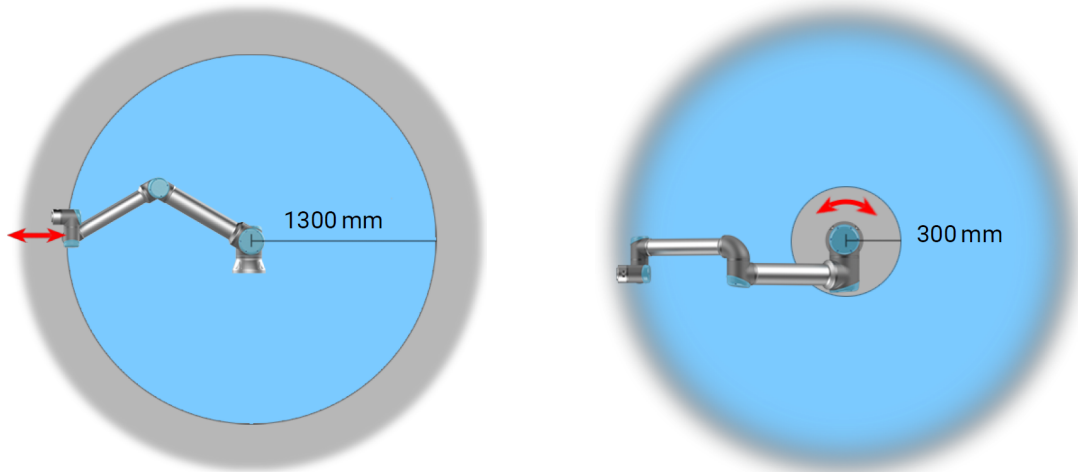

**4.1:** Vzhledem k fyzikálním vlastnostem robotického ramena je třeba určitým oblastem pracovního prostoru věnovat pozornost v souvislosti s riziky skřípnutí. Jedna oblast (levá) je definována pro radiální pohyb, kdy se zápěstí 1. kloubu nachází ve vzdálenosti alespoň 1300 mm od základny robota. Druhá oblast (pravá) je v rámci 300 mm od základny robota při pohybu tangenciálním směrem.

Robot má také následující bezpečnostní vstupy:

Bezpečnostní vstup	Popis
Tlačítko nouzového zastavení	Provede se zastavení kategorie 1 (IEC 60204-1), čímž ostatní stroje informuje pomocí výstupu <i>systemového nouzového zastavení</i> , pokud je tento výstup definován. Zastavení se spustí u všech součástí připojených k výstupu.
Nouzové zastavení robota	Provede se zastavení kategorie 1 (IEC 60204-1) pomocí vstupu ovládací jednotky, čímž ostatní stroje informuje pomocí výstupu <i>systemového nouzového zastavení</i> , pokud je tento výstup definován.
Nouzové zastavení systému	Provede zastavení 1. kategorie (IEC 60204-1) pouze na robotovi, ve všech režimech a má přednost před všemi ostatními příkazy.
Bezpečné zastavení	Provede zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1) ve všech režimech, s výjimkou použití třípolohového aktivačního zařízení a voliče režimů - v takovém případě lze v manuálním režimu nastavit funkci Bezpečnostní zastavení pouze pro Automatický režim.

Bezpečnostní vstup	Popis
Ochranné zastavení v automatickém režimu	Provede se zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1) POUZE v automatickém režimu. <i>Ochranné zastavení automatického režimu</i> lze vybrat pouze v případě, že je nakonfigurováno a nainstalováno zařízení umožňující tři polohy.
Bezpečnostní resetování	Robot se vrátí ze stavu <i>Ochranné zastavení</i> při náběžné hraně na vstupu resetování ochranného zastavení.
Omezený režim	Bezpečnostní systém přejde do mezních hodnot <i>Omezeného režimu</i> .
Třípolohové aktivační zařízení	Spustí zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1) pouze v manuálním režimu, když je aktivační zařízení plně stlačeno nebo zcela uvolněno. Třípolohové aktivační zařízení se aktivuje v případě poklesu vstupního signálu na nízkou hodnotu. Bezpečnostní resetování na to nemá vliv.
Provozní režim	Slouží k přepínání mezi provozními režimy. Je-li vstup na nízké úrovni, robot bude v automatickém režimu a je-li tento vstup na vysoké úrovni, robot bude v manuálním režimu.
Automatic Mode Safeguard Reset	Robot se vrátí ze stavu <i>Ochranné zastavení v automatickém režimu</i> při náběžné hraně na vstupu bezpečnostního resetování v automatickém režimu.

Pro připojení dalších strojů je robot vybaven následujícími bezpečnostními výstupy:

Bezpečnostní výstup	Popis
Nouzové zastavení systému	Pokud je tento logický signál nízký, logický vstupní signál <i>Nouzové zastavení robota</i> je nízký nebo bylo stisknuto tlačítko nouzového zastavení.
Pohyb robota	Pokud je tento logický signál vysoký, žádný kloub robota se nepohne o více než 0,1rad/s
Robot se nezastavuje	Vysoká logická hodnota logického signálu nastává v případě zastavení robota z důvodu nouzového nebo bezpečnostního zastavení. Jinak je logická hodnota nízká.
Omezený režim	Logická hodnota je nízká, pokud je bezpečnostní systém v Omezeném režimu.
Mimo Omezený režim	Logická hodnota je nízká, pokud je systém v Omezeném režimu.
Safe Home	Logická hodnota je vysoká, když je robot v konfigurované bezpečné základní poloze (Safe Home).

Veškeré bezpečnostní elektrické vstupy/výstupy jsou dvoukanálové, což znamená, že jsou bezpečné při nízkém signálu (např. nouzové zastavení je aktivní, pokud jsou signály nízké).

## 3.4. Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní systém funguje tak, že monitoruje, zda nebyl narušen některý z bezpečnostních limitů nebo zda nebylo iniciováno Nouzové zastavení nebo Ochranné zastavení.

Reakce bezpečnostního systému jsou následující:

Spoušť	Reakce
Nouzové zastavení	Kategorie zastavení 1.
Bezpečné zastavení	Kategorie zastavení 2.
Porušení omezení	Kategorie zastavení 0.
Detekce závady	Kategorie zastavení 0.



### POZNÁMKA

Pokud bezpečnostní systém zjistí jakoukoliv poruchu nebo narušení, všechny bezpečnostní výstupy se znovu nastaví na nízkou hodnotu.

## 3.5. Režimy

### Běžný a Omezený režim

Bezpečnostní systém má dva konfigurovatelné režimy: **Běžný** a **Omezený**. Bezpečnostní mezní hodnoty lze nakonfigurovat pro každý z těchto režimů. Omezený režim je aktivní, pokud je nástroj robota/koncový efektor umístěn na straně omezeného režimu **spouštěcí roviny Omezeného režimu** nebo pokud je spuštěn pomocí bezpečnostního vstupu.

**Použití roviny ke spuštění Omezeného režimu:** Když se robot pohybuje ze strany omezeného režimu spouštěcí roviny zpět na stranu běžného režimu, kolem spouštěcí roviny je prostor 20 mm, kde jsou povoleny mezní polohy běžného i omezeného režimu. Tímto se zabraňuje spuštění bezpečnostního režimu, pokud je robot právě v mezní poloze.

**Použití vstupu ke spuštění Omezeného režimu:** Pokud se použije vstup (ke spuštění nebo zastavení omezeného režimu), před použitím nových mezních hodnot režimu může uplynout až 500 ms. K tomu může dojít buď při změně omezeného režimu na běžný, NEBO při změně běžného režimu na omezený režim. Umožňuje robotu přizpůsobit např. rychlost novým bezpečnostním limitům.

### Režim Obnovy

Pokud je překročena bezpečnostní mezní hodnota, je třeba bezpečnostní systém restartovat. Pokud se systém nachází mimo bezpečnostní mezní hodnotu již při spuštění (např. mimo mezní hodnotu polohy kloubu), aktivuje se speciální režim obnovy. V Režimu obnovy nelze spouštět programy pro robota, lze však ručně přesunovat rameno robota zpět do rozsahu mezních hodnot buď pomocí režimu Freedrive, nebo pomocí karty Pohyb v rozhraní PolyScope (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#) Příručka k rozhraní PolyScope). Bezpečnostní mezní hodnoty režimu Obnovy jsou:

Bezpečnostní funkce	Mezní hodnota
Mezní hodnota rychlosti kloubu	30 °/s
Mezní rychlost	250 mm/s
Mezní síla	100 N
Mezní hodnota momentu	10 kg m/s
Mezní síla	80 W

V případě narušení těchto mezních hodnot bezpečnostní systém provede zastavení kategorie 0.



#### UPOZORNĚNÍ

Mezní hodnoty pro polohu kloubu, polohu bezpečnostní roviny a orientaci nástroje/koncového efektoru jsou v režimu obnovy vypnuty. Při přesunu ramene robota zpět do rozsahu mezních hodnot buďte opatrní.




## 4. Mechanické rozhraní

### 4.1. Úvod

Tato kapitola obsahuje základní informace potřebné k montáži součástí systému robota. Je třeba dodržovat pokyny k elektrické instalaci v kapitole [5. Elektrické rozhraní na straně 31](#).

### 4.2. Pracovní prostor robota

Pracovní prostor robota dosahuje 1300 mm od kloubu základny. Při výběru místa pro montáž robota je nezbytné dbát na válcový prostor bezprostředně nad a pod základnou robota. Nepoužívejte nástroj v blízkosti válcového prostoru, neboť v takovém případě dochází k velmi rychlému pohybu kloubů u robota i při pomalém pohybu nástroje. To způsobí, že robot pracuje neefektivně a je složité provést posouzení rizik.

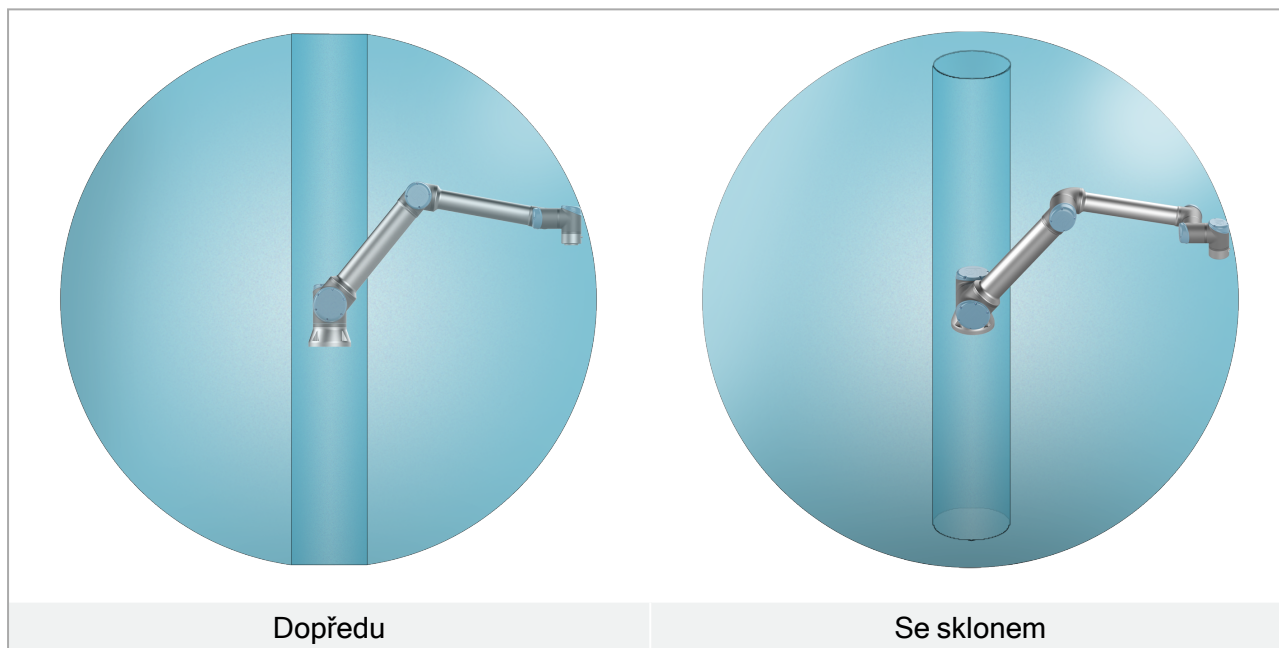

### 4.3. Montáž

#### Rameno robota

K montáži ramene robota slouží čtyři M8 šrouby pevnostní třídy 8.8 a čtyři 8.5 mm montážní otvory v základně.



#### UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je rameno robota správně a bezpečně přišroubováno. Nestabilní montáž může vést k nehodám.

## Zajištění ramene robota

Místa vyvrtání otvorů a montáže šroubů jsou znázorněna na obrázku 5.1. Jako příslušenství lze rovněž zakoupit přesný protilehlý kus k základně.

1. Robota postavte na pevný nevibrující povrch, který vydrží alespoň desetinásobek plné síly točivého momentu kloubu základny a unese alespoň pětinašobek hmotnosti ramene robota.

Pokud je robot namontován na lineární ose nebo na pohyblivé plošině, musí být zrychlení pohyblivé montážní základny velmi nízká. Vysoké zrychlení může způsobit bezpečnostní zastavení robota.

2. Utáhněte šrouby na moment 20 Nm .
3. Použijte dva Ø8 otvory s kolíkem k přesnému polohování ramena robota.



### UPOZORNĚNÍ

Vypněte rameno robota, abyste zabránili neočekávanému spuštění během montáže a demontáže.

Chcete-li vypnout rameno robota:

1. Stisknutím vypínače na Přenosném ovládacím terminálu robota vypnete.
2. Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
3. Nechte robota 30 sekund vybit veškerou uloženou energií.



### POZOR

Namontuje robota v prostředí vhodném pro stupeň IP. Robot se nesmí používat v prostředích překračujících hodnoty odpovídající stupnici IP pro robota (IP54), přenosný ovládací panel (IP54) a ovládací jednotku (IP44)



**5.1:** Otvory pro montáž robota. Použít čtyři M8 šrouby. Všechny míry jsou uvedeny v mm .


## Nářadí

Příruba nástroje robota je vybavena čtyřmi závitovými otvory M6, které slouží k upevnění nástroje k robotovi. Šrouby M6 je nutné utáhnout na 8 Nm, pevnostní třída je 8.8. Pro přesné polohování nástroje použijte čep v otvoru  $\varnothing 6$ . Na obrázku 5.2 jsou znázorněny rozměry a rozmístění otvorů v přírubě nástroje. Doporučuje se použít otvor s radiálními drážkami pro čep, aby se zabránilo nadměrnému omezení při zachování přesné polohy. Při montáži nástroje nepoužívejte šrouby, které přesahují o více než 8mm. Velmi dlouhé šrouby M6 mohou tlačit ke spodní straně příruby nástroje a způsobit zkrat robota.



## UPOZORNĚNÍ

1. Zkontrolujte, zda je nástroj správně a bezpečně přišroubován.
2. Zkontrolujte, zda je nástroj sestaven tak, aby nemohlo dojít k nebezpečné situaci z důvodu padajících součástí.
3. Montáž nástroje na robot pomocí šroubů M6, které přesahují 8 mm, může způsobit tlak na přírubu nástroje a následné nenapravitelné poškození, což vede k nutnosti výměny koncového kloubu.

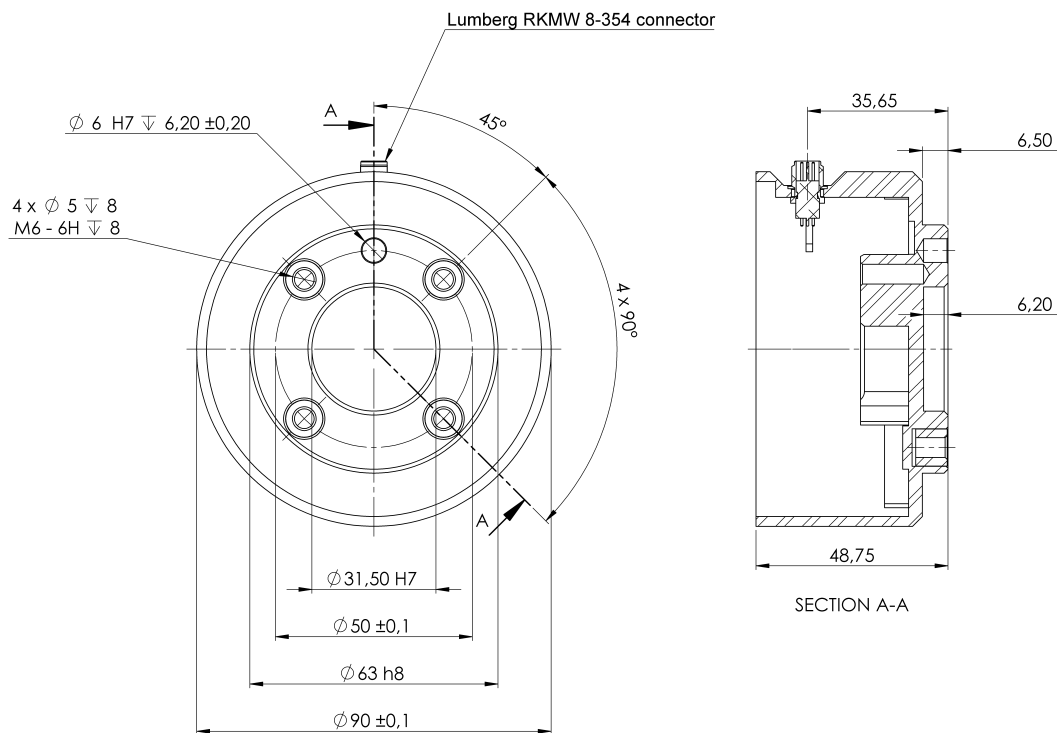

**5.2:** Vnější příruba nástroje, ISO 9409-1-50-4-M6 je na místě kam se montuje nástroj na konci robota. Všechny míry jsou uvedeny v mm.

## Ovládací jednotka

Ovládací jednotku lze zavěsit na zeď nebo umístit na zem. K zajištění dostatečného průtoku vzduchu je nutný volný prostor 50 mm okolo všech stran ovládací jednotky.

## Přenosný ovládací terminál/panel

Přenosný ovládací terminál lze zavěsit na zeď nebo na ovládací jednotku. Zkontrolujte, zda kabel nezpůsobuje riziko zakopnutí.

Pro montáž ovládací jednotky a přenosného ovládacího terminálu lze zakoupit držáky navíc.



### UPOZORNĚNÍ

1. Zajistěte, aby se ovládací jednotka, přenosný ovládací terminál a kabely nedostaly do kontaktu s tekutinami. Vlhká ovládací jednotka může způsobit smrtelné zranění.
2. Umístěte přenosný ovládací terminál (IP54) a ovládací jednotku (IP44) v prostředí odpovídajícím stupni krytí IP.


## 4.4. Maximální užitečné zatížení

Jmenovité užitečné zatížení ramene robota závisí na *posunu těžiště* užitečného zatížení, viz obrázek [4. Mechanické rozhraní na straně 25](#)

Posun těžiště je definován jako vzdálenost od středu příruby nástroje k těžišti připojeného zatížení.


Při výpočtu hmotnosti užitečného zatížení například v aplikaci uchopení a umístění zvažte chapadlo i předmět, se kterým chapadlo manipuluje.

Kapacitu užitečného zatížení robota můžete ověřit podle štítku na rameni robota, jak je znázorněno níže.

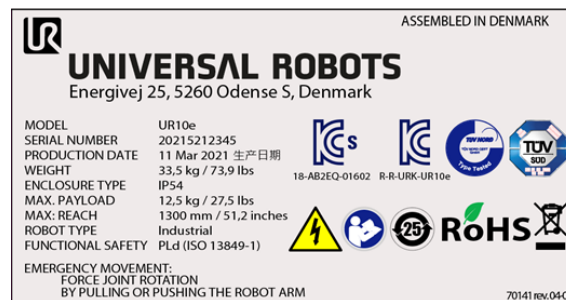

### OZNÁMENÍ

- Robot může mít sníženou schopnost akcelerace, pokud těžiště užitečného zatížení přesahuje pracovní prostor 1300 mm s užitečným zatížením nad 10 kg.
- Robot může mít sníženou schopnost akcelerace, pokud je užitečné zatížení větší než 10 kg vodorovně vysunuto z loketního kloubu.
- Pokud je užitečné zatížení umístěno pod přírubou nástroje, může se robot vyrovnat s dlouhým odsazením těžiště, k čemuž často dochází v paletizačních aplikacích.

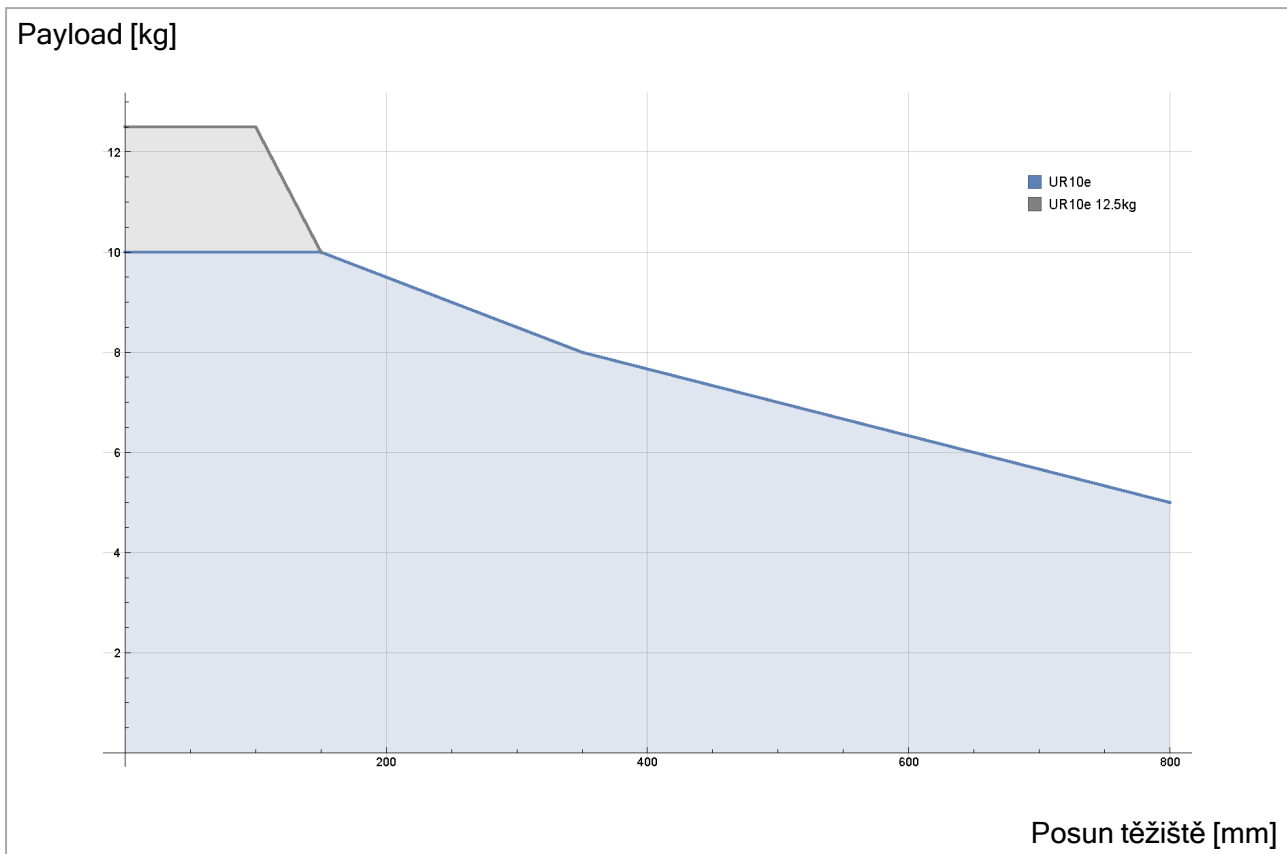

5.3: Vztah mezi jmenovitým užitečným zatížením a posunem těžiště.

#### 4.4.1. Setrvačnost užitečného zatížení

Robot lze používat s užitečným zatížením s vysokou setrvačností. Řídicí software automaticky upraví zrychlení, pokud v PolyScope správně zadáte následující údaje (viz: [24.11.14. Nastavit zatížení na straně 190](#)):

- Užitečná hmotnost
- Těžiště
- Setrvačnost

Pomocí URSim můžete vyhodnotit zrychlení a dobu cyklu pohybů robota s určitým užitečným zatížením.

## 5. Elektrické rozhraní

### 5.1. Úvod


Tato kapitola obsahuje popis skupin elektrického rozhraní ramene robota v ovládací jednotce. U většiny typů V/V jsou uvedeny příklady. Termín V/V odkazuje na digitální i analogové ovládací signály přicházející ze skupin rozhraní nebo odcházející do skupin rozhraní uvedených níže.

- Připojení k síti
- Připojení robota
- V/V rozhraní ovladače
- Nástroj V/V
- Ethernet

#### 5.1.1. Držák ovládací jednotky

Na spodní straně V/V skupin rozhraní je držák s porty umožňujícími další připojení (na obrázku níže). Základna ovládací jednotky má otvor s krytkou pro snadné připojení (viz [5.2. Ethernet below](#)).

Mini Displayport podporuje monitory s rozhraním Displayport a vyžaduje aktivní převodník z portu Mini Display na DVI nebo HDMI pro připojení monitorů s rozhraním DVI/HDMI. Pasivní převodníky s porty DVI/HDMI nefungují.

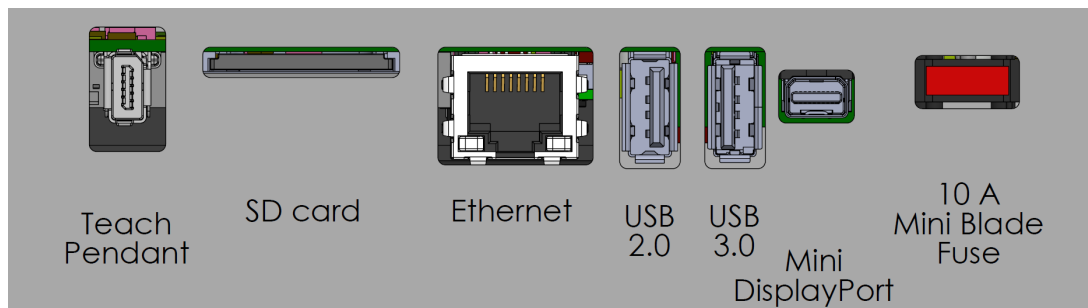

Pojistka musí mít označení UL, musí se jednat o nožovou pojistku typu mini s maximálním jmenovitým proudem: 10 A a minimálním jmenovitým napětím: 32 V

### 5.2. Ethernet

Rozhraní Ethernet lze použít pro:

- MODBUS, EtherNet/IP a PROFINET (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)).
- Vzdálený přístup a ovládání.

Připojuje se ethernetovým kabelem protaženým otvorem v základně ovládací jednotky a zastrčením do ethernetového portu na spodní straně držáku.

Nahraďte krytku na základně ovládací jednotky vhodnou kabelovou průchodkou k připojení kabelu k ethernetovému portu.



Elektrické specifikace jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.

Parametr	Min.	Typ	Max.	Jednotka
Rychlost komunikace	10	-	1000	Mb/s

### 5.3. Upozornění a varování ve vztahu k elektrickému zařízení

Respektujte následující upozornění pro všechny výše uvedené skupiny rozhraní navíc při navrhování a instalaci aplikace pro robot.

Veškerá napětí a proudy jsou DC (stejnoseměrné), pokud není specifikováno jinak.



### UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nepřipojujte bezpečnostní signály k programovatelnému logickému automatu (PLC), který není v rámci správné bezpečnostní úrovně bezpečnostním PLC. Neuposlechnutí tohoto varování může mít za následek závažné poranění nebo úmrtí osob, neboť může dojít k přemostění bezpečnostní funkce. Je důležité oddělit signály bezpečnostního rozhraní od signálů normálního V/V rozhraní.
2. Veškeré bezpečnostní signály jsou vytvořeny jako redundantní (dva nezávislé kanály). Udržujte oba kanály nezávislé, aby jediná chyba nemohla vést ke ztrátě funkce bezpečnosti.
3. Některé V/V uvnitř ovládací jednotky je možné nakonfigurovat buď na normální, nebo bezpečnostní V/V. Prostudujte celou část [5.4. V/V rozhraní ovladače on the next page](#).



### UPOZORNĚNÍ

1. Ujistěte se, že veškeré zařízení, které se nesmí dostat do kontaktu s vodou, zůstane suché. Dostane-li se do výrobku voda, zastavte jeho chod, odpojte veškeré napájení a kontaktujte místní servis Universal Robots.
2. Používejte pouze originální kabely dodávané s robotem. Nepoužívejte robota k aplikacím, při kterých dochází k ohýbání kabelů.
3. Záporné přípojky jsou označeny zkratkou GND (kostra) a jsou připojeny ke štítu robota a ovládací jednotky. Veškeré uvedené přípojky GND slouží pouze k napájení a signalizaci. Na PE (ochranné uzemnění) použijte šroubové spoje velikosti M6 v ovládací jednotce, které jsou označeny symboly uzemnění. Jmenovitý proud zemního vodiče bude minimálně roven nejvyššímu proudu v systému.
4. Při instalaci kabelů rozhraní do vstupů/výstupů robota dbejte zvýšené opatrnosti. Kovová deska v dolní části je určena pro kabely rozhraní a konektory. Než začnete vrtat díry, desku odmontujte. Před zpětnou montáží desky důkladně odstraňte všechny špony. Nezapomeňte použít těsnění správné velikosti.




**POZOR**

1. Robot má atestaci v souladu s mezinárodními normami IEC pro oblast **elektromagnetické kompatibility (EMC)**. Rušivé signály, které překračují mez definovanou ve specifických normách IEC, mohou u robota způsobit neočekávané chování. Velmi vysoké meze signálů či nadměrná expozice mohou robota trvale poškodit. K problémům v oblasti EMC dochází obvykle při svařování a běžně jsou uvedeny v protokolu chybovou zprávou. Společnost Universal Robots nemůže být zodpovědná za všechny škody způsobené problémy v oblasti elektromagnetické kompatibility.
2. V/V kabely vedoucí od ovládací jednotky k jinému stroji nebo továrnímu vybavení nesmí být delší než 30 m, pokud nebyly provedeny další testy.


## 5.4. V/V rozhraní ovladače

Můžete použít V/V v ovládací jednotce pro širokou škálu různých zařízení; včetně pneumatických relé, PLC a tlačítek nouzového zastavení.

Ilustrace níže ukazuje uspořádání skupin elektrického rozhraní uvnitř ovládací jednotky.

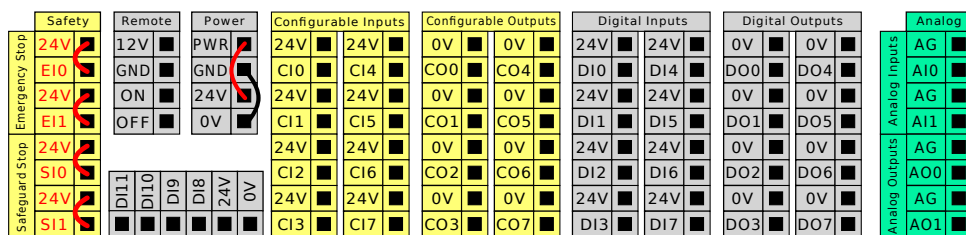

Můžete použít horizontální blok digitálních vstupů (DI8-DI11) zobrazený níže pro kvadrurní kódování Sledování dopravníku (viz 5.4.1. Běžné specifikace všech digitálních vstupů/výstupů on the facing page) pro tyto typy vstupů.

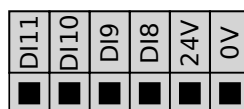

Je nutné je dodržovat a zachovávat význam barevného značení uvedeného níže.

Žlutá s červeným textem	Vyhrazené bezpečnostní signály
Žlutá s černým textem	Konfigurovatelné pro účely bezpečnosti
Šedá s černým textem	Víceúčelové digitální vstupy/výstupy
Zelená s černým textem	Víceúčelový analogový vstup/výstup

V rozhraní GUI můžete nastavit **konfigurovatelné V/V** buď jako **bezpečnostní V/V** nebo **všeobecné V/V** (viz část Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113).


### 5.4.1. Běžné specifikace všech digitálních vstupů/výstupů

Tato část obsahuje definici elektrických specifikací následujících 24V digitálních vstupů/výstupů ovládací jednotky.


- Bezpečnostní V/V.
- Konfigurovatelné vstupy/výstupy.
- Univerzální vstupy/výstupy.

Nainstalujte robota podle elektrických specifikací, které jsou stejné pro všechny tři vstupy.

Digitální vstupy/výstupy lze napájet z vnitřního 24V zdroje napájení nebo z externího zdroje napájení nakonfigurováním svorkovnice označené **Power**. Tento blok sestává ze čtyř terminálů/svorek. Horní dvě (PWR a GND) jsou 24V a jsou uzemněné z vnitřního 24V zdroje napájení. Spodní dvě svorky (24V a 0V) v bloku slouží jako 24V vstup pro napájení vstupů/výstupů. Výchozí konfigurace používá vnitřního zdroje napájení, jak je popsáno níže.

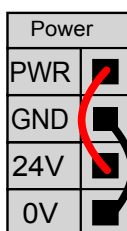

Pokud je zapotřebí více proudu, připojte externí zdroj napájení podle znázornění níže.

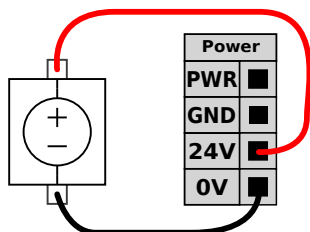

Elektrické specifikace pro vnitřní i externí zdroj napájení jsou znázorněny níže.

Svorky	Parametr	Min.	Typ	Max.	Jednotka
<i>Vnitřní 24V napájení</i>					
[PWR - GND]	Napětí	23	24	25	V
[PWR - GND]	Proud	0	-	2*	A
<i>Požadavky na externí 24V vstup</i>					
[24V - 0V]	Napětí	20	24	29	V
[24V - 0V]	Proud	0	-	6	A

\* 3,5 A pro 500 ms nebo 33% pracovní cyklus.

Digitální vstupy/výstupy jsou navrženy v souladu s IEC 61131-2. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

Svorky	Parametr	Min.	Typ	Max.	Jednotka
<b>Digitální výstupy</b>					
[CO <sub>x</sub> / DO <sub>x</sub> ]	Proud*	0	-	1	A
[CO <sub>x</sub> / DO <sub>x</sub> ]	Pokles napětí	0	-	0.5	V
[CO <sub>x</sub> / DO <sub>x</sub> ]	Zbytkový proud	0	-	0.1	mA
[CO <sub>x</sub> / DO <sub>x</sub> ]	Funkce	-	PNP	-	Typ
[CO <sub>x</sub> / DO <sub>x</sub> ]	IEC 61131-2	-	1A	-	Typ
<b>Digitální vstupy</b>					
[EI <sub>x</sub> /SI <sub>x</sub> /CI <sub>x</sub> /DI <sub>x</sub> ]	Napětí	-3	-	30	V
[EI <sub>x</sub> /SI <sub>x</sub> /CI <sub>x</sub> /DI <sub>x</sub> ]	Oblast OFF (vyp)	-3	-	5	V
[EI <sub>x</sub> /SI <sub>x</sub> /CI <sub>x</sub> /DI <sub>x</sub> ]	Oblast ON (zap)	11	-	30	V
[EI <sub>x</sub> /SI <sub>x</sub> /CI <sub>x</sub> /DI <sub>x</sub> ]	Proud (11-30 V)	2	-	15	mA
[EI <sub>x</sub> /SI <sub>x</sub> /CI <sub>x</sub> /DI <sub>x</sub> ]	Funkce	-	PNP +	-	Typ
[EI <sub>x</sub> /SI <sub>x</sub> /CI <sub>x</sub> /DI <sub>x</sub> ]	IEC 61131-2	-	3	-	Typ

\*Pro odporové zatížení nebo indukční zatížení max. 1H.



#### POZNÁMKA

Pojem **konfigurovatelný** se používá pro vstupy/výstupy, nakonfigurované buď jako bezpečnostní vstupy/výstupy, nebo normální vstupy/výstupy. Jedná se o žluté svorky s černým textem.

## 5.4.2. Bezpečnostní V/V

Tato část popisuje vyhrazené bezpečnostní vstupy (žlutá svorka s červeným textem) a konfigurovatelné vstupy/výstupy (žluté svorky s černým textem), když jsou konfigurované jako bezpečnostní vstupy/výstupy. Respektujte běžné specifikace všech digitálních vstupů/výstupů v části [5.4.1. Běžné specifikace všech digitálních vstupů/výstupů on the previous page](#).

Bezpečnostní přístroje a zařízení musí být nainstalovány podle bezpečnostních pokynů a posouzení rizik viz kapitola [2. Bezpečnost na straně 7](#).

Veškeré bezpečnostní vstupy/výstupy jsou párové (redundantní) a je nutné je udržovat jako dvě samostatné větve. Jediná chyba nezpůsobuje ztrátu funkce bezpečnosti.

Existují dva typy trvalého bezpečnostního vstupu:

- **Nouzové zastavení robota** pouze pro zařízení nouzového zastavení.
- **Bezpečné zastavení** pro ochranná zařízení

Funkční rozdíl je znázorněn níže.

	Nouzové zastavení	Bezpečné zastavení
Robot ukončí pohyb.	Ano	Ano

	Nouzové zastavení	Bezpečné zastavení
Vykonávání programu	Pozastaveno	Pozastaveno
Hnací výkon	Vypnout	Zapnout
Obnovit	Ručně	Automaticky nebo ručně
Četnost použití	Zřídka	V každém cyklu až zřídka
Vyžaduje opětovnou inicializaci	Pouze uvolnění brzd	Ne
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	1	2
Úroveň výkonosti monitorovací funkce (ISO 13849-1)	PLd	PLd

Použijte konfigurovatelné vstupy/výstupy k nastavení dalších bezpečnostních funkcí vstupů/výstupů, např. výstup nouzového zastavení. Konfigurace řady konfigurovatelných vstupů/výstupů pro bezpečnostní funkce se provádí prostřednictvím rozhraní GUI, (další informace se nachází v části [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)).



### UPOZORNĚNÍ


1. Nikdy nepřipojujte bezpečnostní signály k programovatelnému logickému automatu (PLC), který není v rámci správné bezpečnostní úrovně bezpečnostním PLC. Neuposlechnutí tohoto varování může mít za následek závažné poranění nebo úmrtí osob, neboť může dojít k přemostění bezpečnostní funkce. Je důležité oddělit signály bezpečnostního rozhraní od signálů normálního V/V rozhraní.
2. Veškeré bezpečné vstupy/výstupy jsou vytvořeny jako redundantní (dva nezávislé kanály). Udržujte oba kanály nezávislé, aby jediná chyba nemohla vést ke ztrátě funkce bezpečnosti.
3. Před uvedením robota do provozu je nutné zkontrolovat bezpečnostní funkce. Je nutné pravidelně testovat bezpečnostní funkce.
4. Při instalaci robota je nutné dodržovat tyto specifikace. Jejich nedodržení může mít za následek vážné zranění či úmrtí osob, jelikož by mohlo dojít k přemostění bezpečnostní funkce.

## Signály OSSD

Veškeré konfigurované a trvalé bezpečnostní vstupy jsou filtrovány tak, aby umožňovaly použití bezpečnostního zařízení OSSD s délkou impulzu do 3ms. Bezpečnostní vstup je vzorkován každou milisekundu a stav vstupu je dán nejčastěji zaznamenaným vstupním signálem za posledních 7 milisekund. Impulzy OSSD na bezpečnostních výstupech jsou detailně popsány v části [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#).


## Výchozí bezpečnostní konfigurace

Robot je dodáván s výchozí konfigurací, která umožňuje provoz bez dalšího bezpečnostního vybavení, jak je vidět na ilustraci níže.

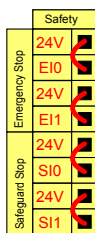

## Připojení tlačítka nouzového zastavení

Téměř u všech použití robota je vyžadováno připojení jednoho či více externích tlačítek nouzového zastavení. Ilustrace níže znázorňuje způsob připojení jednoho nebo dvou tlačítek nouzového zastavení.

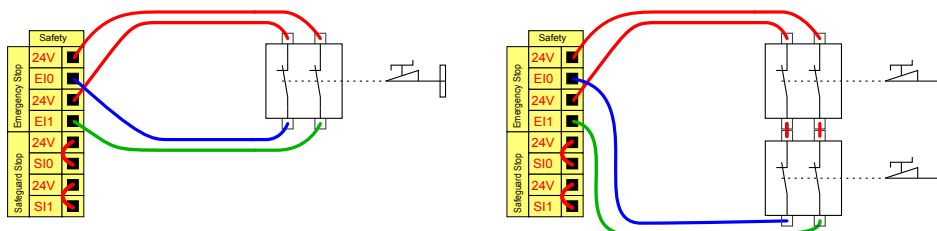


## Sdílení nouzového zastavení s jinými stroji

Můžete nastavit sdílenou funkci nouzového zastavení mezi robotem a dalšími stroji konfigurováním následujících funkcí vstup/výstup prostřednictvím rozhraní GUI. Vstup nouzového zastavení robota nelze používat pro účely sdílení. Pokud je nutné spojit více než dva roboty UR nebo jiné stroje, vyžaduje se bezpečnostní PLC automat k ovládání signálů nouzového zastavení.


- Konfigurovatelný pár vstupů: Externí nouzové zastavení.
- Konfigurovatelný pár výstupů: Nouzové zastavení systému.

Ilustrace níže znázorňuje sdílení funkce nouzového zastavení dvěma roboty UR. V tomto příkladu jsou použity konfigurovanými vstupy/výstupy CI0-CI1 a CO0-CO1.

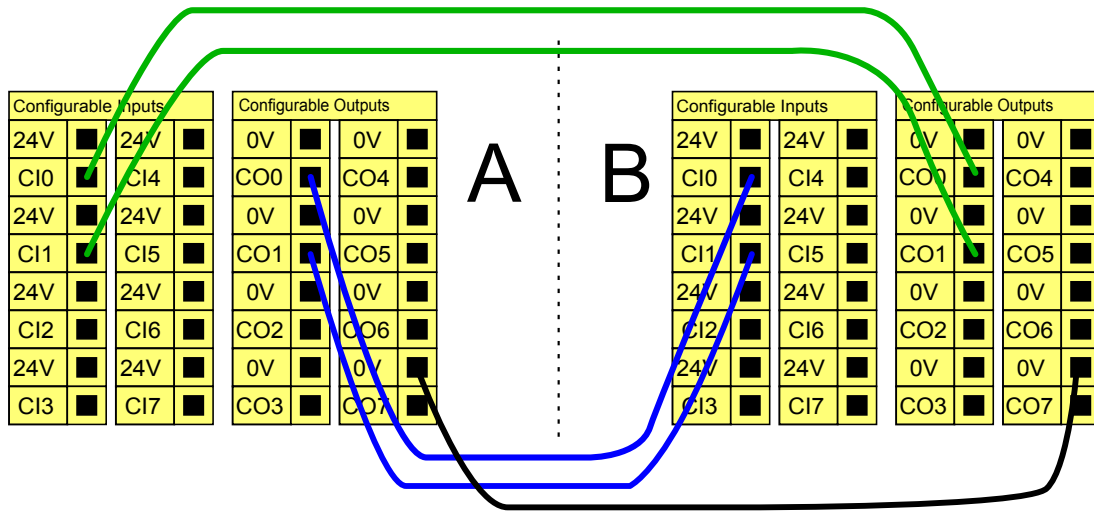


### Bezpečnostní zastavení s automatickým pokračováním

Příkladem základního zařízení bezpečnostního zastavení je dveřní spínač, u kterého se robot zastaví v případě otevření dveří (viz ilustrace níže).

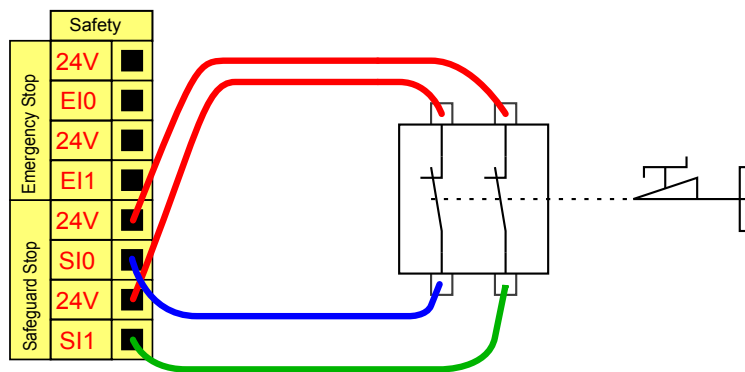

Tato konfigurace se používá pouze v případech, kde obsluha nemůže projít dveřmi a zavřít je za sebou. Konfigurovatelné vstupy/výstupy se používají k nastavení resetovacího tlačítka vně dveří k reaktivaci pohybu robota.

Dalším příkladem, kdy je vhodné použít funkci automatického pokračování, je použití bezpečnostní podložky nebo bezpečnostního laserového scanneru, viz níže.

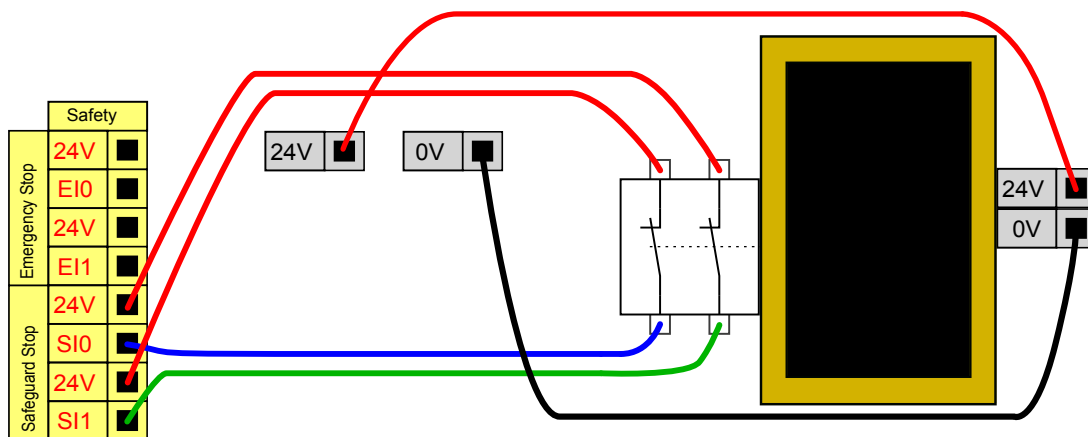

Copyright © 2009–2022 od Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.




## UPOZORNĚNÍ

1. Robot automaticky pokračuje v pohybu poté, co je znovu zajištěn signál. Tuto konfiguraci nepoužívejte, pokud lze signál zajistit z vnitřní strany bezpečnostního obvodu.

## Bezpečnostní zastavení s resetovacím tlačítkem

Pokud je bezpečnostní rozhraní použito jako rozhraní pro světelný závěs, vyžaduje se reset mimo bezpečnostní obvod. Resetovací tlačítko musí být dvoukanálového typu. V tomto příkladu je vstup/výstup konfigurovaný jako reset „CI0-CI1“ (viz níže).

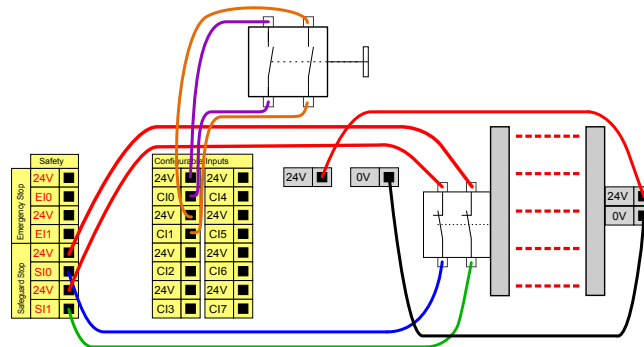


## Třípolohové aktivační zařízení

Na obrázku níže je znázorněn způsob připojení třípolohového aktivačního zařízení. Viz část [21.2. Třípolohové aktivační zařízení na straně 135](#), kde naleznete více informací o 3polohovém aktivačním zařízení.



### POZNÁMKA

Bezpečnostní systém Universal Robots nepodporuje více 3polohových aktivačních zařízení.

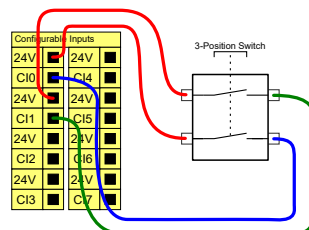


### POZNÁMKA

Dva vstupní kanály pro vstup třípolohového aktivačního zařízení mají toleranci nesouladu 1 sekundu.

## Spínač provozního režimu

Na obrázku níže je spínač provozního režimu. Viz část 21.1. Provozní režimy na straně 133, kde naleznete více informací o provozních režimech.

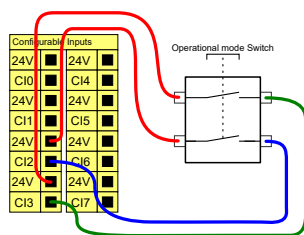

### 5.4.3. Víceúčelové digitální vstupy/výstupy

V této části se popisuje všeobecný účel 24V vstupů/výstupů (šedé svorky) a konfigurovatelných vstupů/výstupů (žluté svorky s černým textem), když nejsou konfigurované jako bezpečnostní vstupy/výstupy. Je nutné dodržet běžné specifikace uvedené v části 5.4.1. Běžné specifikace všech digitálních vstupů/výstupů na straně 35.

Všeobecným účelem vstupů/výstupů může být přímé ovládání zařízení, jako jsou pneumatická relé, nebo komunikace s jinými PLC systémy. Veškeré digitální výstupy lze deaktivovat automaticky, když je zastaveno provádění programu, další informace se nachází v části Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113. V tomto režimu je výstup vždy nízký, když není program spuštěný. Příklady jsou uvedeny v následujících podkapitolách. Tyto příklady využívají běžné digitální výstupy, ale je možné použít i jakékoliv konfigurovatelné výstupy, pokud nejsou nakonfigurovány k provádění bezpečnostní funkce.


### Zatížení ovládané digitálním výstupem

Tento příklad znázorňuje jak zapojení zátěže ovládáno digitálními výstupy, když jsou připojeny.




### 5.4.4. Digitální vstup z tlačítka

Tento příklad znázorňuje zapojení jednoduchého tlačítka k digitálnímu vstupu.

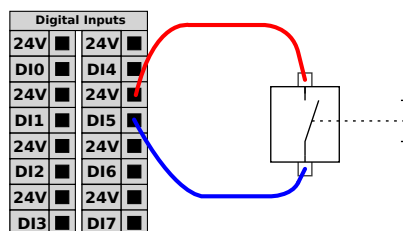

### 5.4.5. Komunikace s jinými stroji či automaty PLC

Digitální vstupy/výstupy lze použít ke komunikaci s jiným zařízením, pokud je zajištěn běžný GND (0V) a pokud stroj používá PNP technologii, jak je popsáno níže.

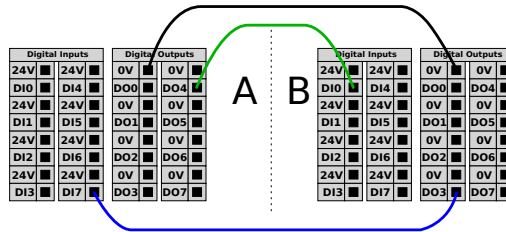

### 5.4.6. Víceúčelový analogový vstup/výstup

Rozhraní analogových vstupů/výstupů představuje zelená svorka. Používá se k měření napětí (0-10 V) nebo proudu (4-20 mA) na jiné nebo z jiného zařízení.

K dosažení co nejvyšší přesnosti se doporučuje provést následující opatření.

- Použijte svorku AG, která je nejbližší ke vstupům/výstupům. Pár sdílí stejný CMF obvod.
- Použijte stejné uzemnění (0 V) pro zařízení i ovládací jednotku. Analogový vstup/výstup není galvanicky izolovaný od ovládací jednotky.
- Použijte stíněný kabel nebo kroucené dvojlinky. Zapojte stíněný kabel do svorky GND ve svorce označené **Power**.
- Použijte zařízení, které pracuje v proudovém režimu. Proudové signály jsou méně citlivé na rušení.


Vstupní režimy lze volit v rozhraní GUI, (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)). Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

Svorky	Parametr	Min.	Typ	Max.	Jednotka
<i>Analogový vstup v proudovém režimu</i>					
[AIx - AG]	Proud	4	-	20	mA
[AIx - AG]	Odpor	-	20	-	ohm
[AIx - AG]	Rozlišení	-	12	-	bit
<i>Analogový vstup v napěťovém režimu</i>					
[AIx - AG]	Napětí	0	-	10	V
[AIx - AG]	Odpor	-	10	-	kOhm
[AIx - AG]	Rozlišení	-	12	-	bit
<i>Analogový výstup v proudovém režimu</i>					
[AOx - AG]	Proud	4	-	20	mA
[AOx - AG]	Napětí	0	-	24	V
[AOx - AG]	Rozlišení	-	12	-	bit

Svorky	Parametr	Min.	Typ	Max.	Jednotka
<i>Analogový výstup v napěťovém režimu</i>					
[AOx - AG]	Napětí	0	-	10	V
[AOx - AG]	Proud	-20	-	20	mA
[AOx - AG]	Odpor	-	1	-	ohm
[AOx - AG]	Rozlišení	-	12	-	bit


## Použití analogového výstupu

Příklad níže ukazuje ovládání pásu dopravníku analogovým vstupem pro regulaci rychlosti.

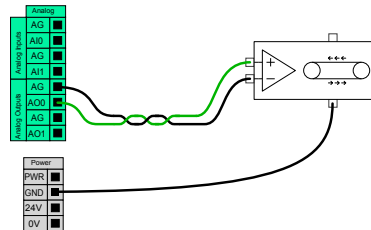

## Použití analogového vstupu

Tento příklad ilustruje připojení analogového senzoru.

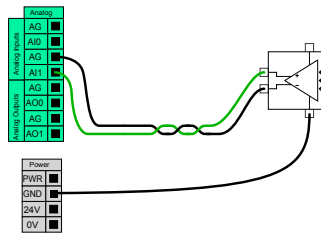

### 5.4.7. Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí

Použijte dálkový vypínač **ZAP/VYP** k zapínání a vypínání ovládací jednotky bez použití přenosného ovládacího panelu. Obvykle se používá:

- Když není přístupný přenosný ovládací panel.
- Když PLC systém vyžaduje plné ovládání.
- Když je nutné zapnout nebo vypnout několik robotů současně.


Dálkový vypínač **ZAP/VYP** poskytuje přídavné 12V napájení, které je udržováno aktivní, když je ovládací jednotka vypnutá. Vstup **ZAP** je určen pouze ke krátkodobé aktivaci a funguje stejným způsobem jako tlačítko **POWER**. Vstup **VYP** lze pozdržet podle potřeby. Použijte funkci softwaru k automatickému načtení a spuštění programů, (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)).

Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

Svorky	Parametr	Min.	Typ	Max.	Jednotka
[12V - GND]	Napětí	10	12	13	V
[12V - GND]	Proud	-	-	100	mA
[ON / OFF]	Neaktivní napětí	0	-	0,5	V
[ON / OFF]	Aktivní napětí	5	-	12	V
[ON / OFF]	Vstupní proud	-	1	-	mA
[ON]	Doba aktivace	200	-	600	ms


## Vzdálené tlačítko Zapnout

Tento příklad znázorňuje zapojení vzdáleného tlačítka **ZAP**.

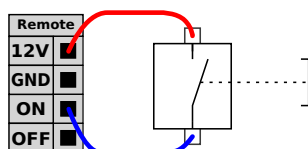

## Vzdálené tlačítko Vypnout

Tento příklad znázorňuje zapojení vzdáleného tlačítka **VYP**.

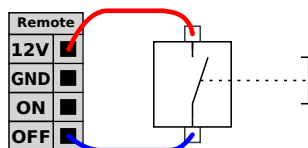

### POZOR

Vstup **ZAP** nebo tlačítko **POWER** nemůžete stisknout a podržet, protože by došlo k vypnutí ovládací jednotky bez uložení. K vypínání dálkového vypínače musíte použít vstup **VYP**, neboť tento signál umožňuje správné vypnutí a uložení otevřených bezpečnostních souborů ovládací jednotky.

## 5.5. Připojení k síti


Kabel síťového napájení z ovládací jednotky je na konci vybaven standardní zástrčkou IEC. Na zástrčku IEC lze připojit zástrčku či kabel odpovídající standardu sítě v dané zemi.



### POZNÁMKA

- IEC 61000-6-4: Rozsah platnosti kapitoly 1: "This part of the IEC 61000 for emission requirement applies to electronic equipment intended for use within the environment of existing at industrial locations."
- IEC 61000-6-4: Kapitola 3.1.12 průmyslové provozy: "Locations characterized by a separate power network, supplied from a high- or medium-voltage transformer, dedicated for the supply of the installation."

Aby bylo možné uvést robota pod napětí, musí být ovládací jednotka připojena k síti prostřednictvím standardní zástrčky IEC C20 na spodní straně ovládací jednotky a odpovídajícího kabelu IEC C19 (viz níže uvedená ilustrace).

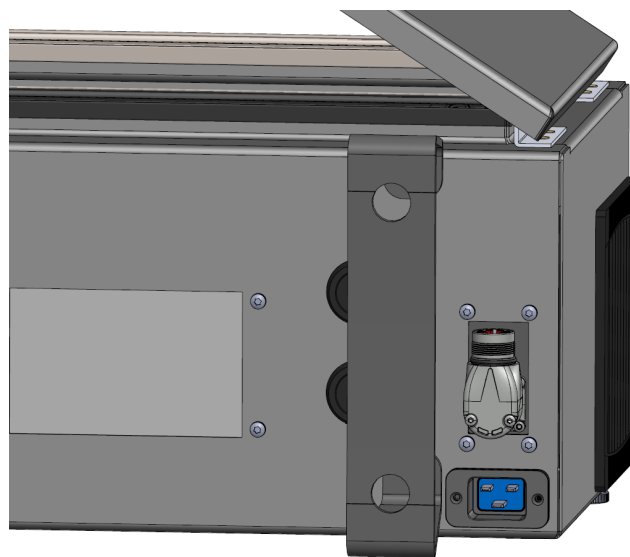

Síťový zdroj napájení je vybaven následujícími prvky:

- Ukostření
- Pojistka síťového napájení
- Zařízení pro zbytkový proud

Jako jednoduchý prostředek za účelem uzamčení a označení v případě servisu doporučujeme nainstalovat hlavní spínač, kterým se vypne veškeré zařízení v aplikaci robota. Elektrické specifikace jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.

Parametr	Min	Typ	Max	Unit
Vstupní napětí	100	-	240	VAC
Externí pojistka (při 100-200V)	15	-	16	A
Externí pojistka (při 200-265V)	8	-	16	A
Vstupní kmitočet	47	-	440	Hz
Napájení v pohotovostním stavu	-	-	<1.5	W
Nominální provozní příkon	90	250	500	W



### UPOZORNĚNÍ

1. Ujistěte se, že je robot správně uzemněn (elektrické spojení se zemí). Ke klasickému uzemnění veškerých zařízení v systému použijte nevyužité šrouby v ovládací jednotce označené symboly uzemnění. Jmenovitý proud zemničího vodiče bude minimálně roven nejvyššímu proudu v systému.
2. Ujistěte se, že je vstupní napájení do ovládací jednotky opatřeno proudovým chráničem (RCD) a správnou pojistkou.
3. Budete-li chtít během revize provést kompletní instalaci robota, zastavte provoz a vypněte veškeré napájení. Při odstávce systému by neměly být vstupy/výstupy robota napájeny z jiných zařízení.
4. Před zahájením napájení ovládací jednotky se ujistěte, že máte všechny kabely správně zapojené. Vždy používejte originální síťovou šňůru.

## 5.6. Připojení robota: kabel robota

Tento pododdíl popisuje připojení ramene robota nakonfigurovaného s fixním 6 metrů dlouhým kabelem. Informace o připojení ramene robota nakonfigurovaného s konektorem pro kabel na přírubě základny naleznete v [5.7. Připojení robota: Kabel do příruby základny on the facing page](#).

### 5.6.1. Připojení kabelu robota

Připojte rameno robota k ovládací jednotce pomocí kabelu robota.

Kabel z robota je třeba zapojit do konektoru ve spodní části ovládací jednotky, viz níže uvedená ilustrace. Před spuštěním ramene robota otočte dvakrát konektor a zajistěte tak, aby byl konektor správně zapojen.

Můžete otočit konektor doprava, aby jej bylo možné po zapojení kabelu snadněji uzamknout.



**POZOR**

Nesprávné připojení robota může vést k přerušení dodávky energie pro rameno robota.

- Kabel robota neodpojujte, pokud je rameno robota spuštěno.
- Původní kabel robota neprodlužujte ani neupravujte.

## 5.7. Připojení robota: Kabel do příruby základny

Tento pododdíl popisuje připojení ramene robota nakonfigurovaného s konektorem kabelu na přírubě základny. Informace o připojení ramene robota nakonfigurovaného s pevným kabelem o délce 6 metrů naleznete v [5.6. Připojení robota: kabel robota on the previous page](#).

### 5.7.1. Konektor kabelu na přírubě základny

Připojte rameno robota k ovládací jednotce pomocí kabelu robota. Kabel robota se připojuje ke konektoru kabelu na přírubě základny a ke konektoru ovládací jednotky.

Po připojení robota můžete každý konektor uzamknout.

**POZOR**

Maximální délka propojení ramene robota a ovládací jednotky je 12m. Nesprávné připojení robota může vést k přerušení dodávky energie pro rameno robota.

- Nepoužívejte prodloužení pro 6m kabel.


**OZNÁMENÍ**

Přímé připojení kabelu z příruby základny k libovolné ovládací jednotce může způsobit poškození zařízení nebo škody na majetku.

- Nepřipojujte kabel z příruby základny přímo k ovládací jednotce.

## 5.8. Tool I/O

Vedle příruby nástroje na zápěstí #3 je osmikolíkový konektor zajišťující napájení a kontrolní signály pro různá chapadla a senzory, které lze připojit k robotu. Lumberg RKMV 8-354 je vhodný průmyslový kabel. Každý z osmi vodičů uvnitř kabelu má různou barvu představující různé funkce.

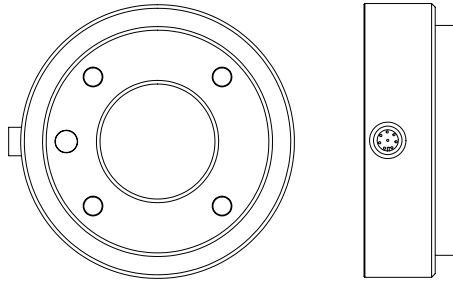

Tento konektor zajišťuje napájení a ovládací signály pro chapadla a senzory, použité na konkrétním nástroji robota. Vhodný je níže uvedený průmyslový kabel:

- Lumberg RKMV 8-354.



### POZNÁMKA

Konektor nástroje musí být utažen ručně na maximálně 0,4 Nm.

Osm vodičů uvnitř kabelu má různou barvu označující různé funkce. Viz tabulku níže:

Barva	Signál	Description
Červená	GND	Ground
Šedá	POWER	0 V/12 V/24 V
Modrá	TO0/PWR	Digitální výstupy 0 nebo 0 V/12 V/24 V
Růžová	TO1/GND	Digitální výstupy 1 nebo kostra
Žlutá	TI0	Digitální vstup 0
Zelená	TI1	Digitální vstupy 1
Bílá	AI2 / RS485+	Analogový v 2 nebo RS485+
Hnědá	AI3 / RS485-	Analogový v 3 nebo RS485-

Na kartě Instalace otevřete Nástroj V/V (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)) pro nastavení interního napájení na 0 V, 12 V nebo 24 V. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže:

Parametr	Min	Typ	Max	Unit
Napájecí napětí ve 24V režimu	23,5	24	24,8	V
Napájecí napětí ve 12V režimu	11,5	12	12,5	V
Napájecí proud (jeden kolík)*	-	1000	2000**	mA
Napájecí proud (dva kolíky)*	-	2000	2000	mA
Napájecí kapacitní zátěž	-	-	8000**	uF

\*Velmi se doporučuje použít ochrannou diodu pro indukční zátěž.

\*\*Vrchol po dobu max. 1 sekundy, pracovní cyklus max: 10 %. Průměrný proud po dobu 10 sekund nesmí překročit jmenovitý proud.

\*\*\*Je-li zapnuto napájení nástroje, začíná doba měkkého spuštění 400 ms, která umožňuje připojení kapacitního zatížení 8000 uF k napájení nástroje při spuštění. Připojení kapacitní zátěže za provozu

není povoleno.




#### POZNÁMKA

Příruba nástroje je připojena ke kontaktu GND (stejně jako červený vodič).

### 5.8.1. Zdroj napájení nástroje

### 5.8.2. Zdroj napájení


Na kartě Instalace otevřete Nástroj V/V (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)) pro nastavení interního napájení na 0 V, 12 V nebo 24 V.

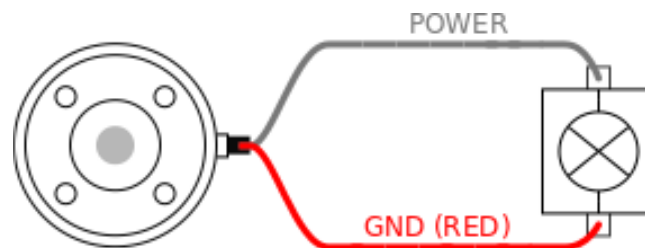

### 5.8.3. Duální napájecí zdroj

V režimu duálního napájení vývodu lze zvýšit výstupní proud podle ([5.8. Tool I/O na straně 47](#) tabulky 2).

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. Vlevo dole klepněte na **Konec**.
3. Klepněte na **IO nástroje** a zvolte **Dvojinové napájení**.
4. Vodiče napájení (šedé) připojte k TO0 (modrý) a uzemnění (červený) k TO1 (růžový).

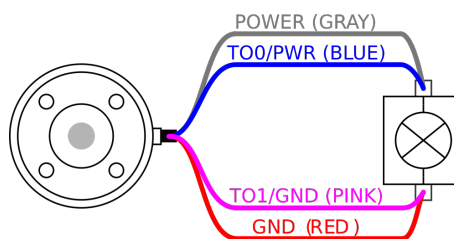

#### POZNÁMKA

V případě nouzové zastavení robot se napětí nastaví na 0V pro oba napájecí kolíky (napájení je vypnuto).

### 5.8.4. Digitální výstupy nástroje

Digitální výstupy podporují tři různé režimy:

Režim	Aktivní	Neaktivní
Sinking (NPN)	Nízký	Otevřít
Sourcing (PNP)	HI	Otevřít
Push / Pull	HI	Nízký

Na kartě Instalace otevřete Nástroj V/V (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)) a nastavte výstupní režim každého kolíku. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže:

Parametr	Min	Typ	Max	Unit
Napětí při rozpojení	-0,5	-	26	V
Napětí při sepnutí a proudu 1 A	-	0,08	0,09	V
Proud při zdroji/sepnutí	0	1000	1000	mA
Proud přes GND	0	1000	3000'	mA

\*\*Vrchol po dobu max. 1 sekundy, pracovní cyklus max: 10%. Průměrný proud po dobu 10 sekund nesmí překročit jmenovitý proud.



#### POZNÁMKA

V případě nouzového zastavení robota se deaktivují digitální výstupy (DO0 a DO1) (vysoký signál Z).




#### POZOR


Digitální výstupy nástroje nemají omezen proud. Potlačení určených dat může způsobit trvalé poškození.

## Používání digitálních výstupů nástroje

Tento příklad znázorňuje aktivaci zatížení při použití vnitřního zdroje napájení 12 V nebo 24 V. Je nutné definovat výstupní napětí na kartě V/V. Mezi kontaktem POWER a stíněním / kostrou je napětí, a to i v případě, že je zatížení vypnuto.

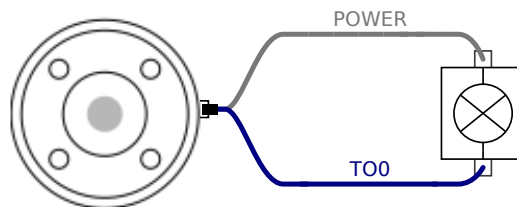

Doporučuje se použít ochrannou diodu pro indukční zátěž dle popisu níže.

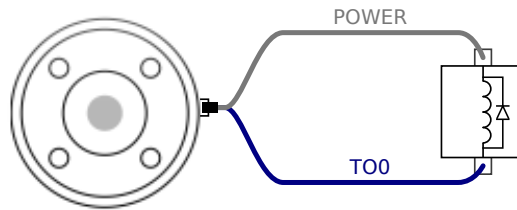


### 5.8.5. Digitální vstupy nástroje

Digitální vstupy jsou zapojeny jako PNP se slabými snižovacími odpory. To znamená, že plovoucí vstup má vždy nízkou hodnotu. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

Parametr	Min	Typ	Max	Unit
Vstupní napětí	-0,5	-	26	V
Logické nízké napětí	-	-	2,0	V
Logické vysoké napětí	5,5	-	-	V
Vstupní odpor	-	47 k	-	$\Omega$

### Použití digitální vstupů nástroje

Tento příklad znázorňuje zapojení jednoduchého tlačítka.

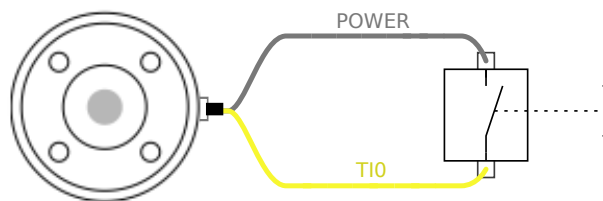

### 5.8.6. Analogový vstup nástroje

Analogové vstupy nástroje jsou nediferenciální a lze je nastavit buď na napětí (0-10 V), nebo proud (4-20 mA) na kartě vstupů/výstupů (viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#)). Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

Parametr	Min	Typ	Max	Unit
Vstupní napětí v napěťovém režimu	-0,5	-	26	V
Vstupní odpor při rozsahu 0V až 10V	-	10,7	-	k $\Omega$
Rozlišení	-	12	-	bit
Vstupní napětí v proudovém režimu	-0,5	-	5,0	V
Vstupní proud v proudovém režimu	-2,5	-	25	mA
Vstupní odpor při rozsahu 4mA až 20mA	-	182	188	$\Omega$
Rozlišení	-	12	-	bit

V následujících podkapitolách jsou uvedeny dva příklady použití analogových vstupů.


**POZOR**

1. V proudovém režimu nejsou analogové vstupy chráněny proti přepětí. Překročení mezní hodnoty v elektrické specifikaci může způsobit trvalé poškození vstupu.

## Použití analogových vstupů nástrojů, nediferenciálních


Tento příklad ukazuje připojení analogového senzoru s nediferenciálním výstupem. Výstup senzoru může být buď proudový nebo napěťový, pokud je vstupní režim analogového vstupu nastaven stejně na kartě V/V.

Poznámka: Můžete zkontrolovat, zda je senzor s napěťovým výstupem schopen ovládat vnitřní odpor nástroje, jinak může být naměřená hodnota neplatná.

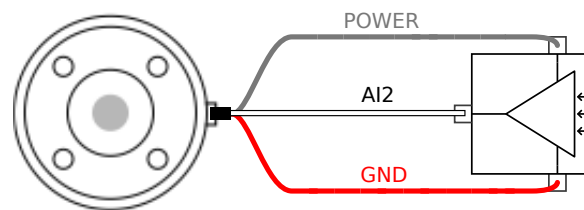

## Použití analogových vstupů nástrojů, diferenciálních

Tento příklad ukazuje připojení analogového senzoru s diferenciálním výstupem. Připojení záporné části výstupu ke kontaktu GND (0 V), který bude fungovat stejně jako nediferenciální senzor.

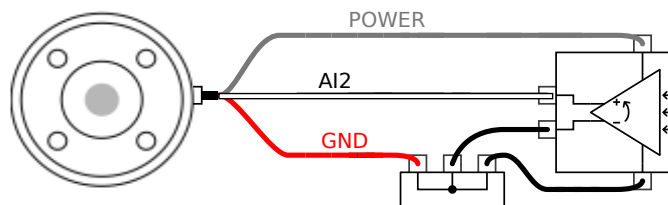

### 5.8.7. Komunikace nástroje V/V

- **Vyžádání signálů** Signály RS485 využívají interní odchýlení zabezpečené proti selhání. Pokud připojené zařízení nepodporuje toto zabezpečení proti selhání, odchýlení signálu je nutno buď provést v připojeném nástroji nebo přidat externě přidáním pull-up rezistorů k RS485+ a pull-down k RS485-.
- **Zpoždění zpráv** posílaných prostřednictvím konektoru nástroje se pohybuje od 2ms do 4ms od času, kdy je zpráva napsána na PC do spuštění zprávy na RS485. Vyrovnávací paměť uchovává data odeslaná na konektor nástroje až do nečinnosti linky. Po přijetí 1000 bytů dat se zpráva napíše na zařízení.

Přenosové rychlosti	9,6 k, 19,2 k, 38,4 k, 57,6 k, 115,2 k, 1 M, 2 M, 5 M
Stop bity	1, 2

Parita	Žádný, Lichý, Sudý
--------	--------------------



## 6. Údržba a opravy

Proveďte vizuální nebo pracovní kontrolu stavu v souladu se všemi bezpečnostními pokyny v této příručce.

Provádějte veškerou údržbu, inspekce, kalibraci a opravy podle nejnovějších verzí Servisních příruček na webových stránkách podpory: <http://www.universal-robots.com/support>.

Opravy smí provádět pouze Universal Robots nebo autorizovaní systémoví integrátoři. Opravy mohou provádět i vyškolené osoby určené klientem, pokud dodržují plán inspekci uvedený v Servisní příručce. Úplný plán inspekci pro vyškolené osoby viz Servisní příručka: Kapitola 5

Všechny součásti, které se vrací zpět společnosti Universal Robots, je nutné vracet v souladu s podmínkami uvedenými v Servisní příručce.

### 6.1. Bezpečnostní pokyny

Po údržbě nebo opravě je třeba provést kontrolu a zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti. Při kontrolách je nutné dodržovat platné národní nebo regionální bezpečnostní předpisy. Je třeba zkontrolovat i správné fungování všech bezpečnostních funkcí.

Údržba a opravy mají zajistit provozuschopnost systému nebo, v případě selhání, návrat systému do provozuschopného stavu. Opravárenské práce zahrnují kromě vlastní opravy i analýzu a řešení problémů.

Při práci na robotu nebo ovládací jednotce je nutné dodržovat níže uvedené postupy a upozornění.



#### UPOZORNĚNÍ

1. Neměňte bezpečnostní konfiguraci systému (např. mezní hodnotu síly). Bezpečnostní konfigurace je popsána v příručce PolyScope. Pokud se některý bezpečnostní parametr změní, bude celý systém robota považován za nový, což znamená, že bude potřeba aktualizovat celý proces schvalování bezpečnosti včetně posouzení rizik.
2. Vadné součásti vyměňte za nové se stejným číslem zboží nebo za ekvivalentní součásti schválené za tímto účelem společností Universal Robots.
3. Ihned po dokončení práce znovu aktivujte jakákoliv deaktivovaná bezpečnostní opatření.
4. Veškeré opravy zdokumentujte a dokument uložte do příslušného souboru technické dokumentace pro kompletní systém robota.



### UPOZORNĚNÍ

1. Z dolní části ovládací jednotky vyjměte kabel pro napájení ze sítě a zajistěte, aby byl zcela odpojen od napájení. Odpojte od napájení jakýkoliv zdroj energie připojený k ramenu robota nebo ovládací jednotce. Přijměte nezbytná opatření, která zabrání tomu, aby ostatní osoby během opravy uvedly systém pod napětí.
2. Před opětovným uvedením systému pod napětí zkontrolujte uzemnění.
3. Při demontáži ramene robota nebo ovládací jednotky dodržujte předpisy ESD.
4. Neprovádějte demontáž zdroje napájení uvnitř ovládací jednotky. Ve zdrojích napájení může být po dobu několika hodin od vypnutí ovládací jednotky přítomno vysoké napětí (až 600 V).
5. Dbejte na to, aby se do ramene robota nebo ovládací skříňky nedostala voda nebo prach.

## 6.2. Čištění

### Každodenní čištění

Můžete setřít veškerý prach/nečistoty/olej pozorovaný na rameni robota hadříkem a jedním z následujících čisticích prostředků: Voda, Isopropylalkohol, 10% Ethanol alkohol nebo 10% Nafta. Ve vzácných případech může být v kloubu viditelné velmi malé množství maziva. To nemá vliv na funkci, použití nebo životnost kloubu.

### Dodatečné čištění

Vzhledem k většímu zaměření na čištění vašeho robota doporučuje společnost UR čištění 70% isopropylalkoholem (třecím alkoholem).

1. Robota otřete hadrem z krouceného mikrovlákna a 70% isopropylalkoholem (třecím alkoholem).
2. Nechte 70% isopropylalkohol na robotu působit po dobu 5 minut a poté jej vyčistěte standardním čisticím postupem.

**NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLO.** Nepoužívejte bělidlo v žádném zředěném čisticím roztoku.

## 6.3. Inspekce

### 6.3.1. Inspekční prohlídky ramene robota

V následující tabulce je uveden kontrolní seznam typů kontrol doporučených společností Universal Robots. Pravidelně provádějte kontroly tak, jak je doporučeno v seznamu. Všechny uvedené díly, u nichž se zjistí, že jsou v nepřijatelném stavu, musí být opraveny nebo vyměněny.

Více informací o provádění kontrol najdete v servisní příručce (<http://www.universal-robots.com/support>).

Typ inspekční činnosti			Časový rámec		
			Měsíčně	Dvakrát ročně	Ročně
1	Zkontrolujte modré krytky*	V	X		
2	Zkontrolujte ploché kroužky	V		X	
3	Zkontrolujte kabel robota	V		X	
4	Zkontrolujte připojení kabelu robota	V		X	

V = Vizuální kontrola \* = Musí být také zkontrolováno po těžké kolizi


### 6.3.2. Vizuální kontrola ramene robota



#### OZNÁMENÍ

Použití stlačeného vzduchu k čištění ramene robota může poškodit součásti ramene robota.

- K čištění ramene robota nikdy nepoužívejte stlačený vzduch.

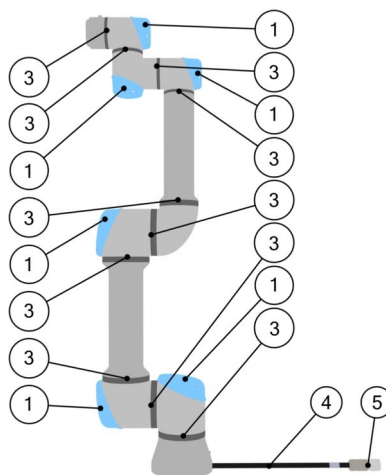

1. Pokud je to možné, přesuňte rameno robota do nulové polohy.
2. Vypněte robota a odpojte napájecí kabel od ovládací jednotky.
3. Zkontrolujte, zda kabel mezi ovládací jednotkou a ramenem robota není poškozený.
4. Zkontrolujte, zda jsou řádně dotaženy montážní šrouby základny.
5. Zkontrolujte opotřebení a poškození plochých kroužků.
  - Pokud jsou ploché kroužky opotřebované nebo poškozené, vyměňte je.
6. Zkontrolujte modré krytky na všech kloubech, zda nejsou prasklé nebo poškozené.
  - Pokud jsou modré krytky prasklé nebo poškozené, vyměňte je.
7. Zkontrolujte šrouby použité k zajištění modrých krytek.



**OZNÁMENÍ**

Pokud na robotu během záruční doby dojde k poškození, kontaktujte distributora, u kterého byl robot zakoupen.


### 6.3.3. Inspekční prohlídky ovládací jednotky

V následující tabulce je uveden kontrolní seznam typů kontrol doporučených společností Universal Robots. Pravidelně provádějte kontroly tak, jak je doporučeno v seznamu. Všechny uvedené díly, u nichž se zjistí, že jsou v nepříjemném stavu, musí být opraveny nebo vyměněny.

Více informací o provádění kontrol najdete v servisní příručce (<http://www.universal-robots.com/support>).

Typ inspekční činnosti			Časový rámec		
			Měsíčně	Dvakrát ročně	Ročně
1	Zkontrolujte nouzové zastavení na přenosném ovládacím panelu	F	X		
2 & 3	Zkontrolujte zpětný chod	F		X	
	Zkontrolujte volnoběh	F		X	
4 & 5	Zkontrolujte kabel a konektor přenosného ovládacího terminálu	V		X	
6	Zkontrolujte a vyčistěte vzduchové filtry na ovládací jednotce	V	X		

V = Vizualní kontrola    F = Funkční kontrola

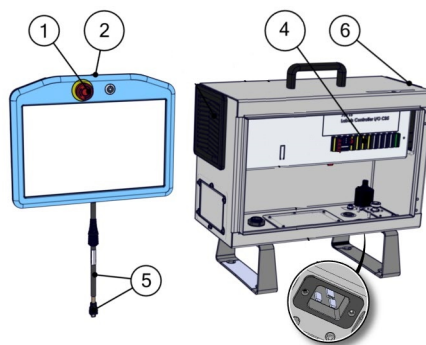

### 6.3.4. Vizualní kontrola ovládací jednotky

1. Odpojte napájecí kabel od ovládací jednotky.
2. Zkontrolujte, zda na vnější straně ovládací jednotky nejsou nečistoty nebo prach.
  - V případě potřeby vyčistěte ovládací jednotku ESD vysavačem.


**OZNÁMENÍ**

Použití stlačeného vzduchu k čištění vnitřních částí ovládací jednotky může poškodit součásti.


- K čištění vnitřních částí ovládací jednotky nepoužívejte stlačený vzduch.

### 6.3.5. Inspekce zpětného chodu

1. Odpojte připojenou součást nebo nastavte TCP/Užitečné zatížení/Těžiště podle specifikací nástroje.
2. Přesunutí ramene robota v režimu Freedrive:
  - Na standardním přenosném ovládacím terminálu stiskněte a podržte tlačítko Freedrive.
  - Na 3PE přenosném ovládacím terminálu rychle a lehce stiskněte, poté lehce stiskněte a podržte tlačítko 3PE.

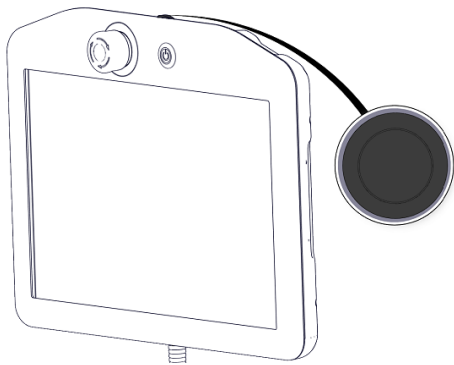


Standardní přenosný ovládací terminál

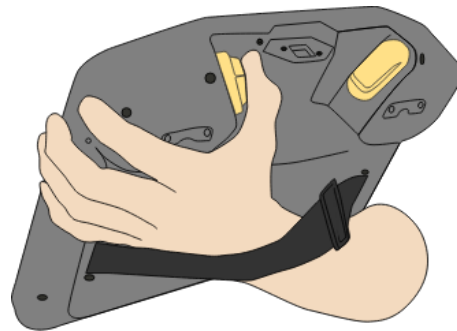

3PE TP

3. Táhněte/tlačte rameno robota do vodorovně podlouhlé polohy a uvolněte jej.

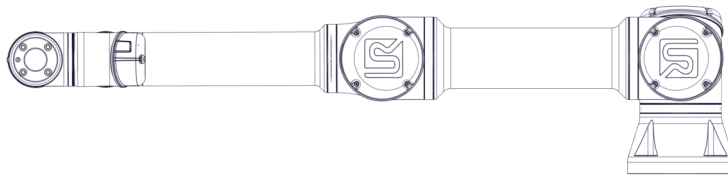

4. Ověřte, že robot dokáže udržet svoji polohu, když není držen se stále stisknutým tlačítkem Freedrive.



## 7. Přeprava

Robota přepravujte pouze v původním obalu. Balicí materiály uchovávejte na suchém místě pro případ, že byste v budoucnu potřebovali robota přesunout.

Při přesunu robota z balení na místo instalace zvedněte obě trubice ramene robota současně. Robota přidrže na místě, dokud nebudou bezpečně utaženy všechny montážní šrouby v základně robota.

Zdvihejte ovládací jednotku za tuto rukojeť



### UPOZORNĚNÍ

1. Při zvedání vybavení nepřetěžujte svá záda nebo jiné části těla. Používejte vhodná zdvihací zařízení. Je třeba dodržovat veškeré regionální i národní pokyny pro zvedání. Společnost Universal Robots nemůže být zodpovědná za jakékoliv škody způsobené během přepravy.
2. Montáž robota provádějte v souladu s pokyny k montáži v kapitole 4. [Mechanické rozhraní na straně 25](#).



## 8. Likvidace a životní prostředí

Universal Robots roboty e-Series musí být nakládáno v souladu s platnými vnitrostátními zákony, nařízeními a normami.

Universal Robots e-Series jsou vyráběni za omezeného používání nebezpečných látek s ohledem na ochranu životního prostředí, jak je definováno evropskou směrnicí RoHS 2011/65/EU. Mezi tyto látky patří rtuť, kadmium, olovo, chrom VI, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery.

Poplatek orgánu DPA-System za nakládání s elektronickým odpadem z robotů společnosti Universal Robots e-Series, prodávaných na dánském trhu, uhradila společnost Universal Robots A/S předem. Dovozci ze zemí uvedených v Evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních WEEE jsou povinni k zápisu do příslušného vnitrostátního registru WEEE ve své zemi. Poplatek je obvykle nižší než 1EUR/robot. Seznam vnitrostátních registrů najdete zde: <https://www.ewrn.org/national-registers>.

Robot je opatřen následujícími symboly, které označují shodu s výše uvedenými předpisy:











## 9. Certifikáty

Certifikace třetími stranami je dobrovolná. V rámci zajištění co nejlepších služeb pro integrátory robotů se společnost Ur rozhodla své roboty certifikovat v následujících uznávaných zkušebních ústavech.


Kopie všech certifikátů naleznete v kapitole [Certifikáty](#)

	TÜV NORD	Universal Robots e-Series jsou roboty schválení společností TÜV NORD, notifikovaného orgánu dle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
	CHINA RoHS	Roboti Universal Robots e-Series odpovídají metodám řízení čínského RoHS pro kontrolu znečištění elektronickými informačními produkty.
	KCC Bezpečnost	Roboti Universal Robots e-Series byli posouzeni a jsou v souladu s bezpečnostními normami značky KCC.
	KC Registrace	Roboti Universal Robots e-Series byli prověřeni pro posouzení shody pro použití v pracovním prostředí. V případě použití v domácím prostředí proto hrozí riziko rušení rádiovým signálem.
	Delta	Roboti Universal Robots e-Series roboty jsou testovány společností DELTA.

### Certifikace dodavatelů třetí stranou

	Prostředí	Podle našich dodavatelů, přepravní palety robotů e-Series od Universal Robots splňují požadavky dánských norem ISMPM-15 na výrobu obalového materiálu ze dřeva a jsou označeny v souladu s tímto programem.
---	-----------	---

### Certifikace testu výrobce

	Univerzal robots	Roboti Universal Robots e-Series procházejí nepřetržitým interním testováním a zkoušením v rámci výstupní kontroly. Procesy zkoušení UR jsou průběžně přezkoumávány a zlepšovány.
---	------------------	---

### Prohlášení podle Směrnic EU

Ačkoli jsou Směrnice EU primárně určeny pro Evropu, některé země mimo Evropu uznávají a/nebo vyžadují Prohlášení EU. Evropské směrnice jsou k dispozici na oficiálních stránkách: <http://eur-lex.europa.eu>.

Podle Směrnice o strojních zařízeních jsou roboty Universal Robots částečně dokončenými stroji, a proto na nich nesmí být umístěna značka CE.

Prohlášení o začlenění (DOI) podle Směrnice o strojních zařízeních najdete v kapitole [Prohlášení a certifikáty](#)

# 10. Brzdná doba a brzdná dráha

K dispozici je možnost uživatelského nastavení maximální bezpečnostní doby a vzdálenosti. V [3.1. Úvod na straně 17](#) a [22.6. Nastavení nabídky Bezpečnost na straně 139](#).

Použije-li se uživatelské nastavení, rychlost programu se dynamicky nastaví tak, aby vždy odpovídala vybraným mezím.


Těžiště užitečného zatížení je na přírubě nástroje.

Grafická data uvedená pro **kloub 0 (základna)**, **kloub 1 (rameno)** a **kloub 2 (loket)** platí pro vzdálenost do zastavení a čas do zastavení:



- Kategorie 0
- Kategorie 1
- Kategorie 2

Na **kloubu 0** byl proveden test pomocí vodorovného pohybu, kde osa otáčení byla kolmá k zemi. Během testů **kloubu 1** a **kloubu 2** sledoval robot svislou dráhu, kde osa otáčení byla paralelní k zemi, a ve chvíli, kdy se robot pohyboval směrem dolů, bylo provedeno zastavení. Osa Y je vzdálenost od místa zahájení zastavení do konečné pozice.

Hodnoty zobrazené níže představují dva scénáře, roboty s maximálním užitečným zatížením 10 kg a roboty s maximálním užitečným zatížením 12,5 kg.

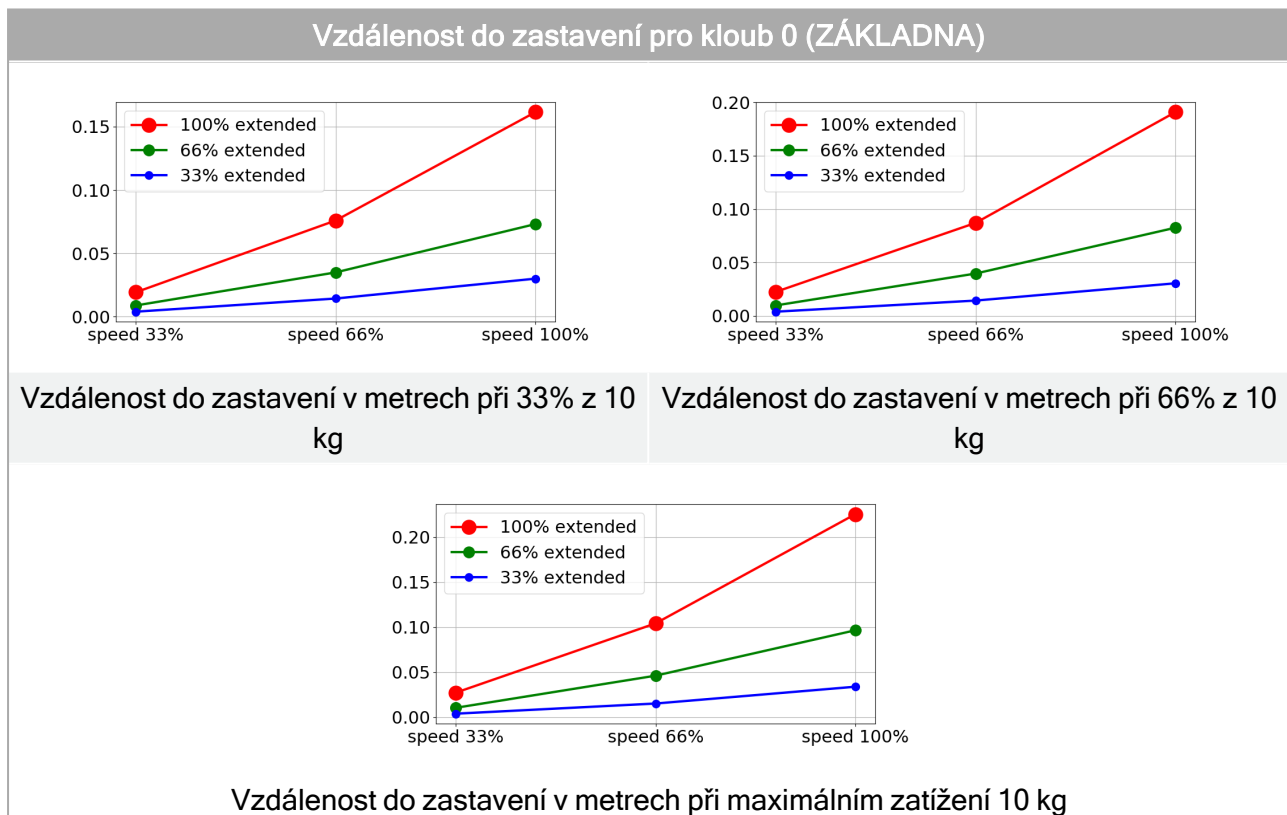


Doba do zastavení pro kloub 0 (ZÁKLADNA)

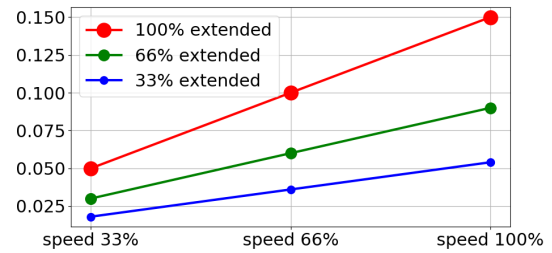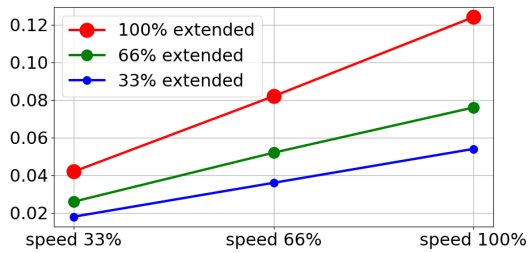



Čas do zastavení v sekundách při 33% z 10 kg

Čas do zastavení v sekundách při 66% z 10 kg

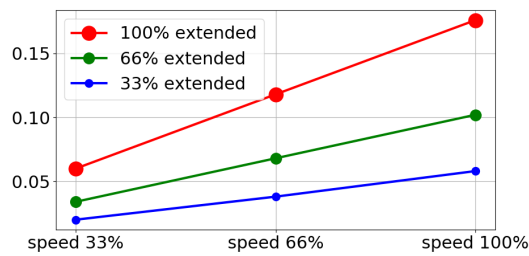


Čas do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 10 kg

Vzdálenost do zastavení pro kloub 1 (RAMENO)

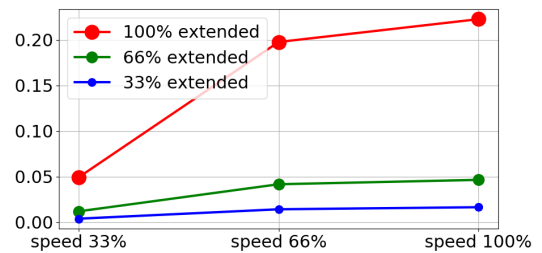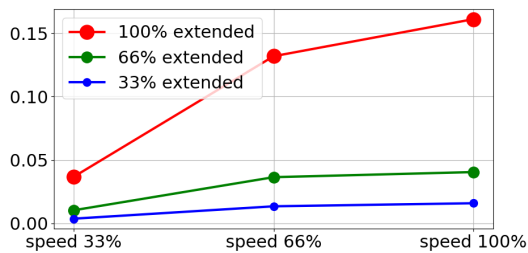



Vzdálenost do zastavení v metrech při 33% z 10 kg

Vzdálenost do zastavení v metrech při 66% z 10 kg

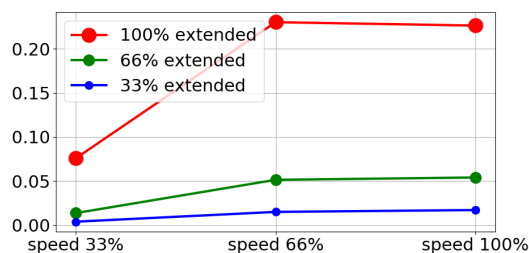


Vzdálenost do zastavení v metrech při maximálním zatížení 10 kg

### Doba do zastavení pro kloub 1 (RAMENO)

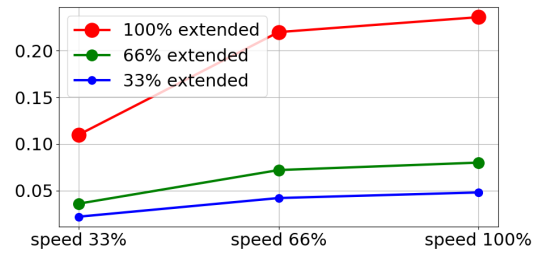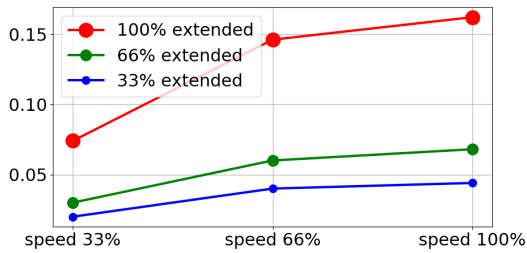


Čas do zastavení v sekundách při 33% z 10 kg

Čas do zastavení v sekundách při 66% z 10 kg

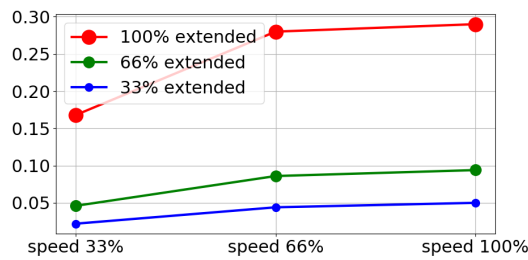


Čas do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 10 kg

### Vzdálenost a doba do zastavení pro kloub 2 (LOKET)

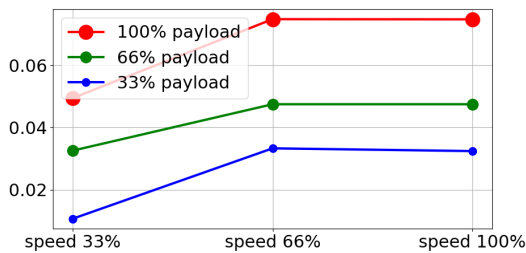


Vzdálenost do zastavení v metrech při všech zatíženích

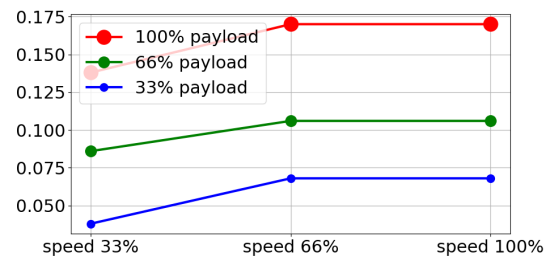


Doba do zastavení v sekundách při všech zatíženích


### Vzdálenost do zastavení pro kloub 0 (ZÁKLADNA)

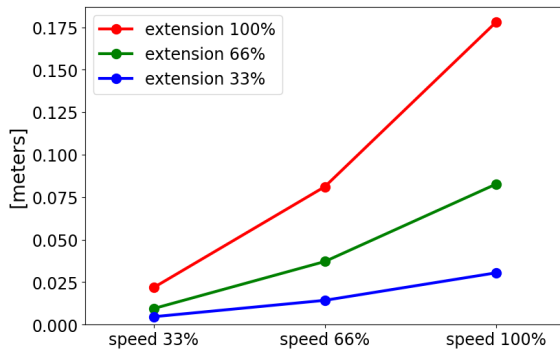


Vzdálenost do zastavení v metrech při 33% z 12,5 kg

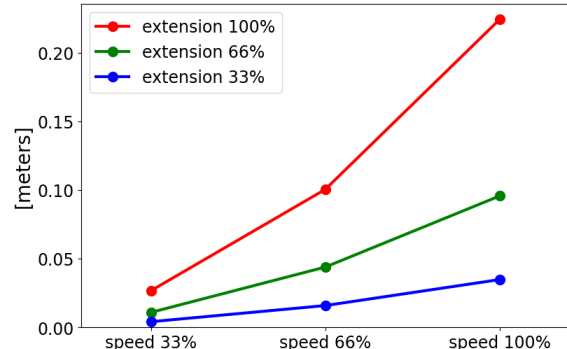


Vzdálenost do zastavení v metrech při 66% z 12,5 kg

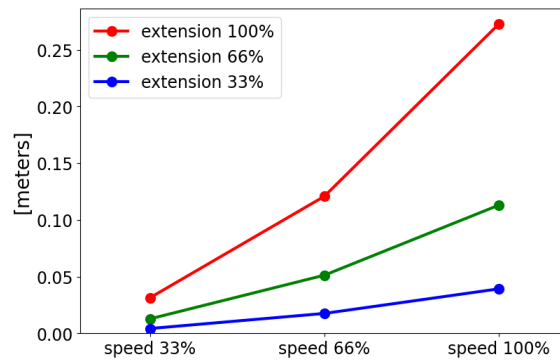**Vzdálenost do zastavení pro kloub 0 (ZÁKLADNA)**


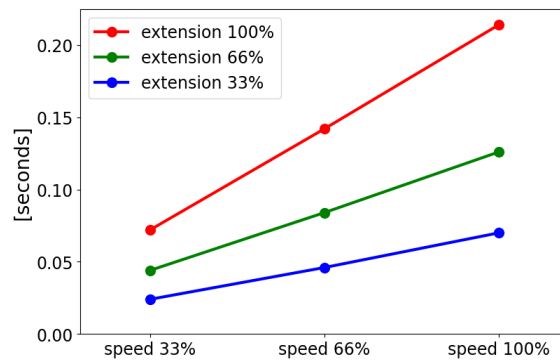
vzdálenost do zastavení v metrech při maximálním zatížení 12,5 kg

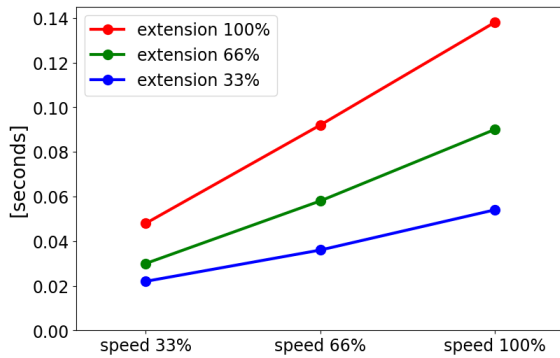**Doba do zastavení pro kloub 0 (ZÁKLADNA)**


čas do zastavení v sekundách při 33% z 12,5 kg


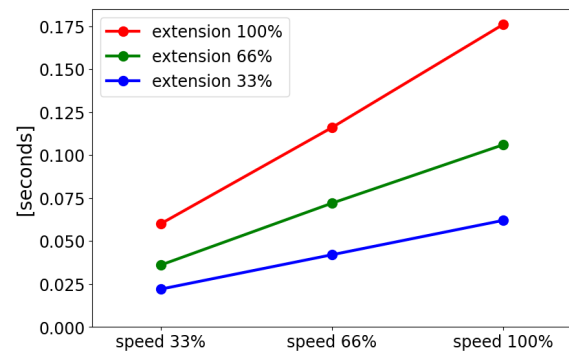


čas do zastavení v sekundách při 66% z 12,5 kg




čas do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 12,5 kg

Vzdálenost do zastavení pro kloub 1 (RAMENO)

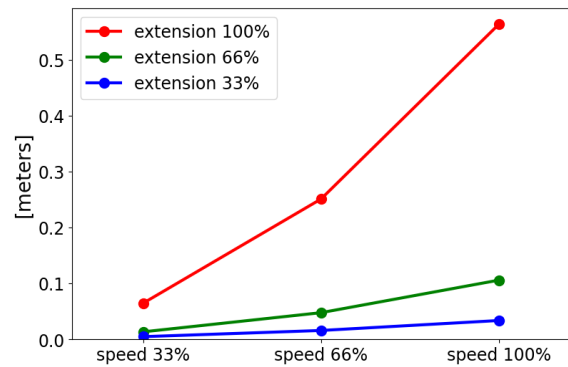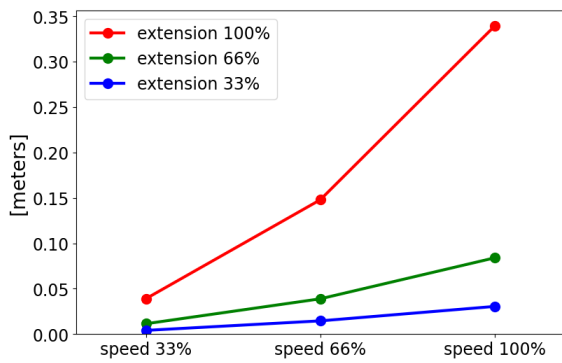



Vzdálenost do zastavení v metrech při 33% z 12,5 kg

Vzdálenost do zastavení v metrech při 66% z 12,5 kg

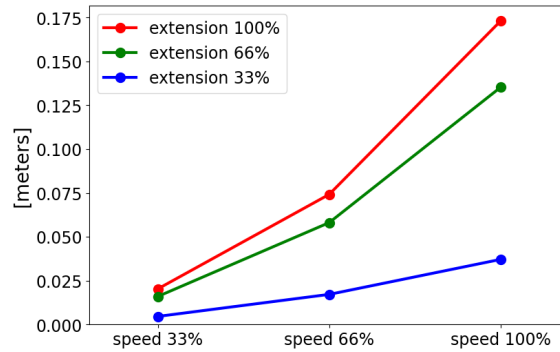

Vzdálenost do zastavení v metrech při maximálním zatížení 12,5 kg


Doba do zastavení pro kloub 1 (RAMENO)

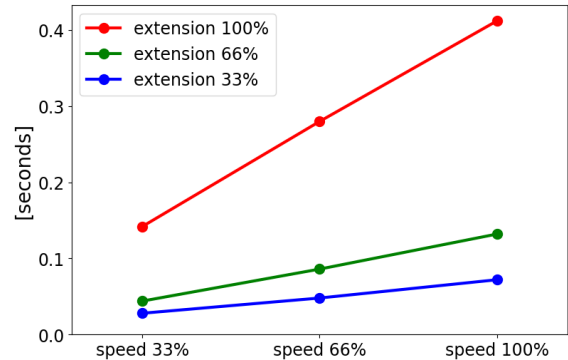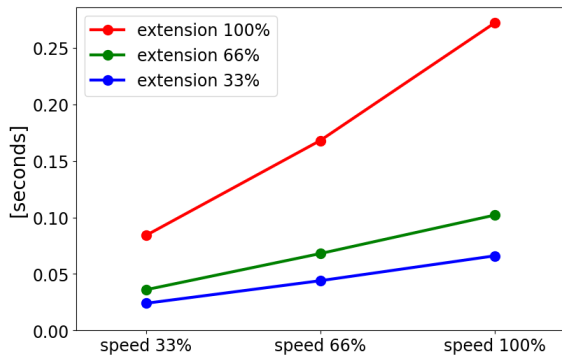

Čas do zastavení v sekundách při 33% z 12,5 kg


Čas do zastavení v sekundách při 66% z 12,5 kg

Doba do zastavení pro kloub 1 (RAMENO)

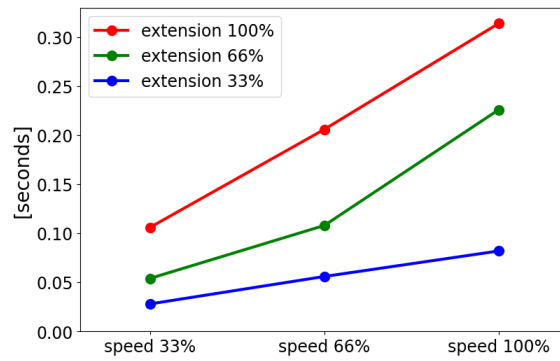


Čas do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 12,5 kg

Vzdálenost a doba do zastavení pro kloub 2 (LOKET)

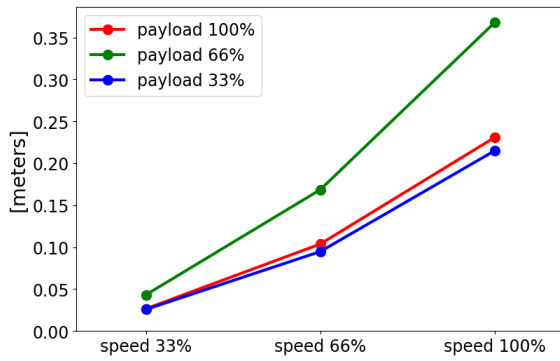

Vzdálenost do zastavení v metrech při všech zatíženích

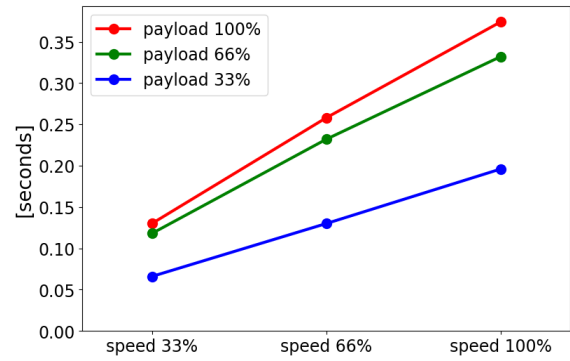

Doba do zastavení v sekundách při všech zatíženích

# 11. Prohlášení a certifikáty

EU Declaration of Incorporation in accordance with ISO/IEC 17050-1:2010	
Manufacturer	Universal Robots A/S Energivej 25 DK-5260 Odense S Denmark
Person in the Community Authorized to Compile the Technical File	David Brandt Technology Officer, Research and Development Universal Robots A/S Energivej 25, DK-5260 Odense S
Description and Identification of the Partially-Completed Machine(s): Product and Function	Industrial robot (multi-axis manipulator with control box and with or without Teach Pendant). Function is determined by the completed machine (with end-effector and intended use).
Model	UR3e, UR5e, UR10e, UR16e (e-Series). Below cited certifications and this declaration include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effective October 2020: Teach Pendants with 3-Position Enabling (3PE TP) and standard Teach Pendants (TP).</li> <li>• Effective May 2021: UR10e specification improvement to 12.5kg maximum payload.</li> </ul>
Serial Number	Starting 20205000000 and higher
Incorporation:	Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR10e and UR16e) shall only be put into service upon being integrated into a final complete machine (robot system, cell or application), which conforms with the provisions of the Machinery Directive and other applicable Directives.

It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following Directives as detailed below:

(When this incomplete machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for determining that completed machine fulfils all applicable Directives and update the harmonized and other standards.)

The following essential requirements of the EU Machinery Directive have been fulfilled:

I Machine Directive 2006/42/EC	1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3 It is declared the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Part B of Annex VII of the Machinery Directive.
II Low-voltage Directive 2014/35/EU	Reference the LVD and the harmonized standards used below.
III EMC Directive 2014/30/EU	Reference the EMC Directive and the harmonized standards used below.

It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following Directives as detailed below:

(When this incomplete machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for determining that completed machine fulfils all applicable Directives and update the harmonized and other standards.)

Reference the harmonized standards used, referred to in Article 7(2) of the MD and LV Directives and Article 6 of the EMC Directive:	(I) EN ISO 10218-1:2011 TÜV Nord Certificate # 44 708 14097607, (I) EN ISO 13849-1:2015 TÜV Nord Certificate # 44 207 14097610, (I) EN ISO 13732-1:2008, (I) EN ISO 13849-2:2012, (I) EN ISO 13850:2015, (I) EN ISO 14118:2018, (I) EN 60204-1:2018, (I) EN 60947-5-5:1997+A1:2005 +A11:2013+A2:2017 (II) EN 60320-1:2015+AC:2016, (II) EN 61131-2:2007 (II) EN 60529:1991+A1:2000:A2:2013, (II) EN 61140:2016 (III) EN 61000-3-2:2019, (III) EN 61000-3-3:2013, (III) EN 61000-6-2:2019, (III) EN 61000-6-4:2019, (III) EN 61000-6-1:2019 UR3e & UR5e ONLY (III) EN 61000-6-3:2007+A1: 2011 UR3e & UR5e ONLY
Reference to other technical standards and specifications used:	(I) ISO 9409-1:2004 [Type 50-4-M6], (I) ISO/TS 15066 as applicable, (I) EN 60947-5-8:2020 (II) EN 60664-1:2007, (II) EN 60664-5:2007, (II) EN 61784-3:2010 [SIL2] (III) EN 60068-2-1: 2007, (III) EN 60068-2-2:2007, (III) EN 60068-2-27:2008 (III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019, (III) EN 61326-3-1: 2017 [Industrial locations SIL 2] ISO 14664-1:2015 [Cleanroom Class 6 for control assembly with enclosure and Class 5 for UR3e, UR5e UR10e and UR16e manipulators]

The manufacturer, or his authorised representative, shall transmit relevant information about the partly completed machinery in response to a reasoned request by the national authorities. Approval of full quality assurance system (ISO 9001), by the notified body Bureau Veritas, certificate #DK013489.

Odense Denmark, 13 June 2022

  
 Roberta Nelson Shea, Global Technical Compliance Officer

Universal Robots A/S, Energivej 25, DK-5260 Odense S, Denmark  
 CVR-nr. 29 13 80 60

Phone +45 8993 8989  
 Fax +45 3879 8989

info@universal-robots.com  
[www.universal-robots.com](http://www.universal-robots.com)

## 12. Prohlášení a certifikáty(překlad originálu)

Prohlášení EU o zápisu do obchodního rejstříku v souladu s ISO/IEC 17050-1:2010	
Výrobce	Universal Robots A/S Energivej 25 DK-5260 Odense S Dánsko
Osoba oprávněná v rámci komunity k sestavení technického souboru	David Brandt Technologický referent, Výzkum a Vývoj Universal Robots A/S Energivej 25, DK-5260 Odense S
Popis a značení částečně zkompletovaných strojů Výrobek a funkce	Průmyslový robot (víceosý manipulátor s ovládací jednotkou a s nebo bez přenosného ovládacího panelu). Funkce je určena dokončeným strojem (s koncovým efektořem a určeným použitím).
Model	UR3e, UR5e, UR10e, UR16e (e-Series). Níže uvedená osvědčení a toto prohlášení zahrnují: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S účinností od října 2020: Přenosné ovládací panely s třípolohovým aktivačním zařízením (3PE TP) a standardní přenosné ovládací panely (TP).</li> <li>• S účinností od května 2021: Zlepšení specifikace UR10e na maximální užitečné zatížení 12,5 kg.</li> </ul>
Výrobní číslo	Začínající 20205000000 a vyšší
Zabudování:	Roboti společnosti Universal Robots UR3e, UR5e, UR10e a UR16e smějí být uvedeni do provozu pouze po integraci do konečného úplného stroje (robotického systému, buňky nebo aplikace), který je v souladu s ustanoveními směrnice o strojním zařízení a dalších platných směrnic.

**Tímto se prohlašuje, že výše uvedené výrobky ve vztahu k daným účelům vyhovují následujícím směrnicím, jak je podrobně uvedeno níže:  
(Pokud je tento nekompletní stroj integrován a stane se z něj kompletní stroj, integrátor zodpovídá za ověření, že dokončený stroj splňuje všechny platné směrnice a za aktualizaci harmonizovaných a jiných norem.)**

I Směrnice o strojích 2006/42/EC Byly splněny následující základní požadavky směrnice EU o strojních zařízeních:	1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.6, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3 Tímto se prohlašuje, že příslušná technická dokumentace byla zpracována v souladu s částí B přílohy VII směrnice o strojních zařízeních.
II Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU	Odkaz na směrnici LVD a harmonizované normy uvedené níže.
III Směrnice EMC 2014/30/EU	Odkaz na směrnici EMC a harmonizované normy uvedené níže.



Tímto se prohlašuje, že výše uvedené výrobky ve vztahu k daným účelům vyhovují následujícím směrnicím, jak je podrobně uvedeno níže:  
(Pokud je tento nekompletní stroj integrován a stane se z něj kompletní stroj, integrátor zodpovídá za ověření, že dokončený stroj splňuje všechny platné směrnice a za aktualizaci harmonizovaných a jiných norem.)

IV Směrnice RoHS 2017/2102/EU	Odkaz na směrnici RoHS.
V Směrnice WEEE 2019/2193/EU.	Odkaz na směrnici WEEE.
Odkaz na použité harmonizované normy, uvedených v Článku 7(2) MD a LV Směrnice a článek 6 směrnice EMC:	(I) EN ISO 10218-1:2011 Certifikát TÜV Nord # 44 708 14097607, (I) EN ISO 13849-1:2015 Certifikát TÜV Nord # 44 207 14097610 (I) EN ISO 13849-2:2012, (I) EN ISO 13850:2015, (I) EN ISO 14118:2018 (I) EN 60204-1:2018, (I) EN ISO 13732-1:2008, (I) EN 60947-5- 5:1997+A1:2005 +A11:2013+A2:2017
	(II) EN 60204-1:2006/A1:2010, (II) EN 60320-1:2001/A1:2007 (II) EN 60529:1991/A2:2013, (II) EN 60947-5-5:1997/A11:2013
	(III) EN 61000-3-2:2019, (III) EN 61000-3-3:2013, (III) EN 61000- 6-1:2019 (III) EN 61000-6-2:2019, (III) EN 61000-6-4:2019, (III) EN 61000- 6-3:2007+A1: 2011
Odkaz na jiné použité technické normy a specifikace:	(I) ISO 9409-1:2004 [Typ 50-4-M6], (I) ISO/TS 15066 dle potřeby, (I) EN 60947-5-8:2020
	(II) EN 60664-1:2007, (II) EN 60664-5:2007, (II) EN 61784- 3:2010 [SIL2]
	(III) EN 60068-2-1: 2007, (III) EN 60068-2-2:2007, (III) EN 60068-2-27:2008 (III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019, (III) EN 61326-3-1: 2017 [Průmyslové prostory SIL 2] ISO 14664-1:2015 [třída čistých prostor 6 pro řídicí sestavu s krytem a třída 5 pro manipulátory UR3e, UR5e, UR10e a UR16e]

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce předá příslušné informace o neúplném strojním zařízení na odůvodněnou žádost vnitrostátních orgánů.  
Schválení úplného systému zabezpečování jakosti (ISO 9001) oznámeným subjektem Bureau Veritas, osvědčení #DK013489.

Odense Denmark, 1 May 2021

Name: Roberta Nelson Shea  
Position/ Title: Global Technical Compliance Officer

Universal Robots A/S, Energivej 25, DK-5260 Odense S, Denmark  
CVR-nr. 29 13 80 60

Phone +45 8993 8989  
Fax +45 3879 8989

info@universal-robots.com  
www.universal-robots.com

## 13. Informace o záruce

### 13.1. Záruka na výrobek

Odpovědi na své dotazy týkající se záruky hledejte v informacích uvedených zde: [myUR](#)

### 13.2. Zřeknutí se odpovědnosti v uživatelské příručce

Společnost Universal Robots A/S neustále zlepšuje spolehlivost a zvyšuje výkonnost svých výrobků, a v této souvislosti si vyhrazuje právo zdokonalovat výrobek a dokumentaci s ním spojenou bez nutnosti předchozího upozornění. Společnost Universal Robots A/S věnuje veškerou péči tomu, aby obsah uživatelských příruček byl přesný a správný, není však zodpovědná za jakékoliv chyby ani chybějící informace.



# 14. Certifikáty

TÜV NORD



## ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This is to certify, that the company*

**Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.  
*is authorized to provide the product described below with the mark as illustrated.*

Fertigungsstätte:  
*Manufacturing plant:* **Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

Beschreibung des Produktes  
*(Details s. Anlage 1)* **Universal Robots Safety System e-Series**  
*Description of product* **for UR16e, UR10e, UR5e and UR3e robots**  
*(Details see Annex 1)*

Geprüft nach:  
*Tested in accordance with:* **EN ISO 13849-1:2015, Cat.3, PL d**



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 207 14097610  
 Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3524 9741  
 Aktenzeichen / *File reference* 8003008239

Gültigkeit / *Validity*  
 von / *from* 2019-07-16  
 bis / *until* 2024-07-15

  
 Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH  
*Certification body of TÜV NORD CERT GmbH*

Essen, 2019-07-16

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de) [technology@tuev-nord.de](mailto:technology@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*



# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant* **Universal Robots A/S**  
**Energivej 25**  
**5260 Odense S**  
**Denmark**

Beschreibung des Produktes  
*(Details s. Anlage 1)* **Industrial robot UR16e, UR10e, UR5e and UR3e**  
*Description of product*  
*(Details see Annex 1)*

Geprüft nach  
*Tested in accordance with* **EN ISO 10218-1:2011**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 14097607  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3524 9416  
Aktenzeichen / *File reference* 8003008239

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2019-07-16  
bis / *until* 2024-07-15

  
Zertifizierungsstelle der  
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2019-07-16

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de) [technology@tuev-nord.de](mailto:technology@tuev-nord.de)



Čína RoHS

Management Methods for Controlling Pollution  
by Electronic Information Products  
Product Declaration Table For Toxic or Hazardous Substances

表1 有毒有害物质或元素名称及含量标识格式



Product/Part Name 产品/部件名称	Toxic and Hazardous Substances and Elements 有毒有害物质或元素					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价 Hexavalent Chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
UR Robots 机器人：基本系统 UR3 / UR5 / UR10 / UR3e / UR5e / UR10e, UR16e	X	0	X	0	X	X

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.  
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

Items below are wear-out items and therefore can have useful lives less than environmental use period:  
下列项目是损耗品,因而它们的有用环境寿命可能短于基本系统和可选项目的使用时间:  
Drives, Gaskets, Probes, Filters, Pins, Cables, Stiffener, Interfaces  
电子驱动器, 垫圈, 探针, 过滤器, 别针, 缆绳, 加强筋, 接口

Refer to product manual for detailed conditions of use.  
详细使用情况请阅读产品手册。

Universal Robots encourages that all Electronic Information Products be recycled but does not assume responsibility or liability.  
Universal Robots 鼓励回收再利用所有的电子信息产品,但 Universal Robots 不负任何责任或义务

To the maximum extent permitted by law, Customer shall be solely responsible for complying with, and shall otherwise assume all liabilities that may be imposed in connection with, any legal requirements adopted by any governmental authority related to the Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products (Ministry of Information Industry Order #39) of the Peoples Republic of China otherwise encouraging the recycle and use of electronic information products. Customer shall defend, indemnify and hold Universal Robots harmless from any damage, claim or liability relating thereto. At the time Customer desires to dispose of the Products, Customer shall refer to and comply with the specific waste management instructions and options set forth at <https://www.universal-robots.com/media/1817553/2020-corporate-social-responsibility-report.pdf> and <http://www.teradyne.com/about-teradyne/corporate-social-responsibility>, as the same may be amended by Teradyne or Universal Robots.

Copyright © 2009-2022 od Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní certifikát KCC



자율안전확인 신고증명서

신청인	사업장명	Universal Robots A/S	사업장관리번호	2016E110079
	사업자등록번호	016E110079	대표자 성명	Klaus Vestergaard
	소재지	Energivej 25, 5260 Odense S, Denmark		
자율안전인증대상 기계·기구명		산업용로봇		
형식(규격)	UR10e	용량(등급)	6 axis	
자율안전확인번호	18-AB2EQ-01602			
제조사	Universal Robots A/S			
소재지	Energivej 25, 5260 Odense S, Denmark			

「산업안전보건법」 제35조제1항 및 같은 법 시행규칙 제61조제3항에 따라  
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

2018년 11월 06일



한국산업안전보건공단 서울지역본부장



### Registrace KC

8ED6-B666-998D-8738

방송통신기자재등의 적합등록 필증 Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
상호 또는 성명 <i>Trade Name or Registrant</i>	Universal Robots A/S
기자재명칭(제품명칭) <i>Equipment Name</i>	UR e-Series robot
기본모델명 <i>Basic Model Number</i>	UR10e
파생모델명 <i>Series Model Number</i>	
등록번호 <i>Registration No.</i>	R-R-URK-UR10e
제조사/제조(조립)국가 <i>Manufacturer/Country of Origin</i>	Universal Robots A/S / 덴마크
등록연월일 <i>Date of Registration</i>	2018-10-23
기타 <i>Others</i>	
위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다. It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act. <div style="text-align: right;">2018년(Year) 10월(Month) 23일(Day)</div> <div style="text-align: center;">                           국립전파연구원장  <i>Director General of National Radio Research Agency</i> </div>	
※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.	




Copyright © 2009-2022 od Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.



## Certifikát zkoušky na životní prostředí

## Climatic and mechanical assessment



<b>Client</b> Universal Robots A/S Energivej 25 5260 Odense S Denmark	<b>Force Technology project no.</b> 117-32120
<b>Product identification</b> UR 3 robot arms UR 3 control boxes with attached Teach Pendants. UR 5 robot arms UR5 control boxes with attached Teach Pendants. UR10 robot arms: UR10 control boxes with attached Teach Pendants. See reports for details.	
<b>Force Technology report(s)</b> DELTA project no. 117-28266, DANAK-19/18069 DELTA project no. 117-28086, DANAK-19/17068	
<b>Other document(s)</b>	
<b>Conclusion</b> The three robot arms UR3, UR5 and UR10 including their control boxes and Teach Pendants have been tested according to the below listed standards. The test results are given in the Force Technology reports listed above. The tests were carried out as specified and the test criteria for environmental tests were fulfilled in general terms with only a few minor issues (see test reports for details).  IEC 60068-2-1, Test Ae; -5 °C, 16 h IEC 60068-2-2, Test Be; +35°C, 16h IEC 60068-2-2, Test Be; +50°C, 16 h IEC 60068-2-64, Test Fh; 5 – 10 Hz: +12 dB/octave, 10-50 Hz 0.00042 g <sup>2</sup> /Hz, 50 – 100 Hz: -12 dB/octave, 1,66 grms, 3 x 1½ h IEC 60068-2-27, Test Ea, Shock; 11 g, 11 ms, 3 x 18 shocks	
<b>Date</b>  Hørsholm, 25 August 2017	<b>Assessor</b>   Andreas Wendelboe Højsgaard M.Sc.Eng.

## Certifikát zkoušky EMC



# Attestation of Conformity

**AoC no. 1645**

Project / task no. 117-29565

DELTA has performed compliance test on electrical products since 1967. DELTA is an accredited test house according to EN17025 and participates in the international standardisation organisation CEN/CENELEC, IEC/CISPR and ETSI. This attestation of conformity with the below mentioned standards and/or normative documents is based on accredited tests and/or technical assessments carried out at DELTA – a part of FORCE Technology.

**Client**

Universal Robots A/S  
Energievej 25  
5260 Odense  
Denmark

**Product identification (type(s), serial no(s))**

UR robot generation 5, G5 for models UR3, UR5, and UR10

**Manufacturer**

Universal Robots A/S

**Technical report(s)**

EMC test of UR robot generation 5, DELTA project no.117-29565-1 DANAK 19/18171

**Standards/Normative documents**

EMC Directive 2014/30/EU, Article 6  
EN 61326-3-1:2008 Industrial locations SIL 2  
EN/(IEC) 61000-6-1:2007  
EN/(IEC) 61000-6-2:2005  
EN/(IEC) 61000-6-3:2007+A1  
EN/(IEC) 61000-6-4:2007+A1  
EN/(IEC) 61000-3-2:2014  
EN/(IEC) 61000-3-3:2013

DELTA – a part of  
**FORCE Technology**  
Venlighedsvej 4  
2970 Hørsholm  
Denmark

Tel. +45 72 19 40 00  
Fax +45 72 19 40 01  
www.delta.dk  
VAT No. 55117314

The product identified above has been assessed and complies with the specified standards/normative documents. The attestation does not include any market surveillance. It is the responsibility of the manufacturer that mass-produced apparatus have the same properties and quality. This attestation does not contain any statements pertaining to the requirements pursuant to other standards, directives or laws other than the above mentioned.

Hørsholm, 15 August 2017



Michael Nielsen  
Specialist, Product Compliance

20aocstest-uk-j





# 15. Použité normy

V této části jsou popsány příslušné normy použité při vývoji a výrobě robota UR, včetně ramene robota, ovládací jednotky a přenosného terminálu .

Standard není zákonný předpis, ale dokument vyvinutý zúčastněnými stranami v daném odvětví. Normy obsahují požadavky a pokyny pro výrobek nebo skupinu výrobků.

Zkratky v této příručce a jejich význam jsou uvedeny v následující tabulce:

ISO	International Standardization Organization
IEC	International Electrotechnical Commission
EN	European Norm
TS	Technical Specification
TR	Technical Report
ANSI	American National Standards Institute
RIA	Robotic Industries Association
CSA	Canadian Standards Association

Dodržování shody robota s následujícími normami vyžaduje dodržování montážních pokynů, bezpečnostních pokynů a pokynů uvedených v této příručce. Pro bezpečnost aplikace robota je integrátor povinen dodržovat normu ISO 10218-2. Neoprávněné úpravy mají za následek neplatnost Prohlášení o začlenění (DOI), certifikací a shody robota.

Roboty UR splňují příslušné požadavky platných norem. Příslušné zkušební protokoly a certifikáty obsažené v této příručce a normy jsou uvedeny v Prohlášení o začlenění.

Normy platné pro tuto příručku jsou uvedeny v následující tabulce:

Standard	Doložka	Description
ISO 13849-1 ISO 13849-2	Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Obecné zásady pro navrhování - Část 2: Ověření platnosti	Bezpečnostní řídicí systém je navržen v souladu s požadavky těchto norem. Bezpečnostní funkce jsou certifikovány podle těchto norem funkční bezpečnosti.
ISO 13850	Bezpečnost strojního zařízení - Nouzové zastavení - Zásady konstrukce	---
ISO 12100	Bezpečnost strojních zařízení - Obecné zásady pro konstrukci - Posuzování a snižování rizik	---

Standard	Doložka	Description
ISO 10218-1	Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky na průmyslové roboty Část 1: Roboty	Tato norma je určena pro výrobce robotů, nikoliv integrátory. Norma ISO 10218-2 obsahuje bezpečnostní požadavky spojené se systémem robota, aplikací a buňkou. Zabývá se návrhem a integrací robotické aplikace.
ANSI/RIA R15.06	Průmyslové roboty a robotické systémy - Bezpečnostní požadavky	Tato americká národní norma je národním převzetím norem ISO 10218-1 a ISO 10218-2, spojených do jednoho dokumentu bez jakýchkoliv odchylek. Jazyk je změněn z britské mezinárodní angličtiny na americkou angličtinu, ale technický obsah je stejný. Druhá část této normy je určena pro osoby provádějící integraci systému robota / aplikace robota jiného než od společnosti Universal Robots.
CAN/CSA-Z434	Průmyslové roboty a robotické systémy - Obecné bezpečnostní požadavky	Tato kanadská národní norma je národním převzetím norem ISO 10218-1 a ISO 10218-2 spojených do jednoho dokumentu. CSA přidala k ustanovením v části 2 sekci Uživatel. Druhá část této normy je určena pro osoby provádějící integraci systému robota / aplikace robota jiného než od společnosti Universal Robots.
IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-2: Obecné normy - Odolnost pro průmyslové prostředí Část 6-4: Obecné normy - Emisní norma pro průmyslové prostředí	Tyto normy definují požadavky pro elektrické a elektromagnetické rušení. Shoda s těmito normami zajistí, že roboti značky UR budou správně fungovat v různém průmyslovém prostředí a že nebudou rušit ostatní zařízení.
IEC 61326-3-1	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost systémů souvisejících s bezpečností a zařízení určených k provádění funkcí souvisejících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové aplikace	V této normě se definují rozšířené požadavky EMC imunity pro funkce související s bezpečností. Shoda s touto normou zajišťuje, že bezpečnostní funkce zaručí bezpečnost i v případě, kdy ostatní zařízení překročí emisní limity EMC definované v normách IEC 61000.

Standard	Doložka	Description
IEC 61131-2	Programovatelné řídicí jednotky Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky	Standardní i bezpečnostní 24V vstupy/výstupy splňují požadavky této normy, aby byla zajištěna spolehlivá komunikace s jinými systémy PLC.
IEC 14118	Bezpečnost strojního zařízení - Prevence neočekávaného spuštění	Bezpečnostní požadavky na zabránění neočekávanému spuštění a opětovnému spuštění v důsledku ztráty nebo přerušení napájení.
IEC 60204-1	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky	Funkce nouzového zastavení je navržena jako vypnutí kategorie 1 v souladu s touto normou. Zastavení kategorie 1 je regulované zastavení, když je pohon napájen, a po zastavení se robot odpojí od zdroje napájení.
IEC 60947-5-5	Spínací a řídicí přístroje s nízkým napětím - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Elektrické nouzové vypínače s mechanickou blokovací funkcí	---
IEC 60529	Stupně krytí skříní (kód IP)	V této normě se definují hodnoty krytí týkající se ochrany proti prachu a vodě.
IEC 60320-1	Spojky spotřebičů pro domácnost a podobné všeobecné účely Část 1: Obecné požadavky	Hlavní vstupní kabel je v souladu s touto normou.
ISO 9409-1	Manipulace s průmyslovými roboty - Mechanická rozhraní Část 1: Desky	Příruba nástroje u robotů UR odpovídá typu podle této normy. Robotické nástroje (koncové efekty) by měly být rovněž konstruovány podle stejného typu, aby bylo zajištěno správné přizpůsobení mechanickému rozhraní konkrétního robota UR.
ISO 13732-1	Ergonomie tepelného prostředí - Metody hodnocení reakcí člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy	---
IEC 61140	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společné aspekty pro instalaci a zařízení	Ochranné uzemnění je povinné, jak je definováno v Instalační příručce hardwaru, část I.

Standard	Doložka	Description
IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-64	Zkoušky vlivu na prostředí Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a pokyny: Šok Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Vibrace, širokopásmové náhodné a naváděcí zkoušky	---
IEC -61784-3	Průmyslové komunikační sítě - Profily Část 3: Polní sběrnice pro funkční bezpečnost - Obecná pravidla a definice profilů	---
IEC 61784-3	Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky	---
IEC 60664-1 IEC 60664-5	Koordinace izolace zařízení v niskonapěťových sítích Část 1: Principy, požadavky a testy Část 5: Komplexní metoda pro stanovení volných prostorů a vzdáleností průchodů rovných nebo menších než 2 mm	---
EUROMAP 67:2015, V1.11	Elektrické rozhraní mezi vstřikovacím lisem a manipulačním zařízením / robotem	Modul příslušenství E67, který spolupracuje se vstřikovacím lisem, je v souladu s touto normou.





# 16. Technické specifikace

Typ robota	UR10e
Hmotnost	33.3 kg / 73.5 lb
Maximální zatížení	10 kg / 22 lb nebo 12.5 kg / 27.5 lb (4. <a href="#">Mechanické rozhraní na straně 25</a> )
Dosah	1300 mm / 51.2 in
Rozsah kloubů	± 360° pro všechny klouby
Speed	Základna a ramenní klouby: Max 120 °/s. Všechny ostatní klouby: Max 180 °/s. Tool: Approx. 1 m/s / Approx. 39.4 in/s.
System Update Frequency	500 Hz
Přesnost senzoru momentu	5.5 N
Opakovatelnost polohy	± 0.05 mm / ± 0.0019 in (1.9 mils) podle ISO 9283
Připojovací rozměr příruby	Ø190 mm / 7.5 in
Počet stupňů volnosti	6 otočných kloubů
Rozměry ovládací jednotky (Š × V × H)	460 mm × 449 mm × 254 mm / 18.2 in × 17.6 in × 10 in
V/V porty ovládací jednotky	16 digitálních vstupů, 16 digitálních výstupů, 2 analogové vstupy, 2 analogové výstupy
V/V porty nástroje	2 digitální vstupy, 2 digitální výstupy, 2 analogové vstupy
Komunikační nástroj	RS
Zdroj napájení vstupů a výstupů nástroje	12 V/24 V 2 A (Duální vývod) 1 A (Jednoduchý vývod)
Zdroj napájení vstupů a výstupů	24 V 2 A in Control Box
Komunikace	TCP/IP 1000 Mbit: IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Ethernet socket, MODBUS TCP & EtherNet/IP Adapter, Profinet
Programování	PolyScope graphical user interface on 12" touchscreen
Hluk	Rameno robota: méně než 65dB(A) Ovládací jednotka: méně než 50dB(A)
Klasifikace IP	IP54
Klasifikace pro čisté prostředí	Rameno robota: ISO třídy 5, Ovládací jednotka: ISO třídy 6
Maximální průměrný výkon	615 W
Spotřeba energie	Approx. 350 W using a typical program
Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	200A

Provozní spolupráce	17 advanced safety functions. In compliance with: EN ISO 13849-1, PLd, Cat.3 and EN ISO 10218-1
Materiály	Hliník, plast PC/ASA
Teplota	Robot může pracovat v rozsahu okolní teploty 0-50 °C
Zdroj napájení	100-240 VAC, 47-440 Hz
TP Cable: Teach Pendant to Control Box	4.5 m / 177 in
Kabel robota: Rameno robota k ovládací jednotce (volitelné)	Standard (PVC) 6 m/236 in x 13,4 mm Standard (PVC) 12 m/472.4 in x 13,4 mm HiFlex (PUR) 6 m/236 in x 12,1 mm HiFlex (PUR) 12 m/472.4 in x 12,1 mm

# 17. Tabulky s bezpečnostními funkcemi

Bezpečnostní funkce a bezpečnostní vstupy/výstupy řady Universal Robots e-Series jsou PL d , kategorie 3 (ISO 13849-1), kde každá bezpečnostní funkce má hodnotu PFH<sub>D</sub> menší než 1,8E-07 (1,8x10<sup>-7</sup>). Hodnoty PFH<sub>D</sub> jsou aktualizovány tak, aby zahrnovaly větší flexibilitu návrhu pro odolnost dodavatelského řetězce.

All safety functions are individual safety functions.

Certifikát funkční bezpečnosti vydává TÜV NORD (certifikát #44 207 14097610).

Popisy bezpečnostních funkcí (SF) najdete zde: [3. Bezpečnostní prvky a rozhraní na straně 17](#))

Pro bezpečnostní vstupy/výstupy je výsledná bezpečnostní funkce včetně externího zařízení nebo vybavení určena celkovou architekturou a součtem všech hodnot PFH<sub>D</sub>, včetně bezpečnostní funkce robota UR PFH<sub>D</sub>.



## POZNÁMKA

Pokud je překročen některý limit bezpečnostní funkce nebo je zjištěna porucha v bezpečnostní funkci nebo bezpečnostní části řídicího systému podle ISO 13849-1, je výsledkem zastavení kategorie 0<sup>3</sup> (okamžité odpojení napájení).

## 17.1. Table 1

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF1 1,2,3,4 Emergency Stop (according to ISO 13850)	Pressing the Estop PB on the pendant <sup>1</sup> or the External Estop (if using the Estop Safety Input) results in a Stop Cat 1 <sup>3</sup> with power removed from the robot actuators and the tool I/O. Command <sup>1</sup> all joints to stop and upon all joints coming to a monitored standstill state, power is removed. For the integrated functional safety rating with an external safety-related control system or an external emergency stop device that is connected to the Emergency Stop input, add the PFH <sub>D</sub> of this safety-related input to the PFH <sub>D</sub> of this safety function's PFH <sub>D</sub> value (less than 1.8E-07).	Category 1 stop (IEC 60204-1)	Tol: -- PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot including robot tool I/O

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF2 Safeguard Stop4 (Protective Stop according to ISO 10218-1)	This safety function is initiated by an external protective device using safety inputs that initiate a Cat 2 stop <sup>3</sup> . The tool I/O are unaffected by the safeguard stop. Various configurations are provided. If an enabling device is connected, it's possible to configure the safeguard stop to function in automatic mode ONLY. See the Stop Time and Stop Distance Safety Functions <sup>4</sup> . For the functional safety of the complete integrated safety function, add the PFH <sub>d</sub> of the external protective device to the PFH <sub>d</sub> of the Safeguard Stop.	Category 2 stop (IEC 60204-1) SS2 stop (as described in IEC 61800-5-2)	Tol: -- PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot
SF3 Joint Position Limit (soft axis limiting)	Sets upper and lower limits for the allowed joint positions. Stopping time and distance is not a considered as the limit(s) will not be violated. Each joint can have its own limits. Directly limits the set of allowed joint positions that the joints can move within. It is set in the safety part of the User Interface. It is a means of safety-rated soft axis limiting and space limiting, according to ISO 10218-1:2011, 5.12.3.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit.	Tol: 5° PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Joint (each)

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF4 Joint Speed Limit	Sets an upper limit for the joint speed. Each joint can have its own limit. This safety function has the most influence on energy transfer upon contact (clamping or transient). Directly limits the set of allowed joint speeds which the joints are allowed to perform. It is set in the safety setup part of the User Interface. Used to limit fast joint movements, e.g. risks related to singularities.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit.	Tol: 1.15 °/s PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Joint (each)
Joint Torque Limit	Exceeding the internal joint torque limit (each joint) results in a Cat 0 <sup>3</sup> . This is not accessible to the user; it is a factory setting. It is NOT shown as an e-Series safety function because there are no user settings and no user configurations.			



SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF5 Called various names: Pose Limit, Tool Limit, Orientation Limit, Safety Planes, Safety Boundaries	Monitors the TCP Pose (position and orientation) and will prevent exceeding a safety plane or TCP Pose Limit. Multiple pose limits are possible (tool flange, elbow, and up to 2 configurable tool offset points with a radius) Orientation restricted by the deviation from the feature Z direction of the tool flange OR the TCP. This safety function consists of two parts. One is the safety planes for limiting the possible TCP positions. The second is the TCP orientation limit, which is entered as an allowed direction and a tolerance. This provides TCP and wrist inclusion/ exclusion zones due to the safety planes.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed or torques could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit. Will not allow motion to exceed any limit settings.	Tol: 3° 40 mm PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	TCP Tool flange Elbow
SF6 Speed Limit TCP & Elbow	Monitors the TCP and elbow speed to prevent exceeding a speed limit.		Tol:50 mm/s PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	TCP

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerance and PFH <sub>D</sub>	Affects
SF7 Force Limit (TCP)	The Force Limit is the force exerted by the robot at the TCP (tool center point) and “elbow”. The safety function continuously calculates the torques allowed for each joint to stay within the defined force limit for both the TCP & the elbow. The joints control their torque output to stay within the allowed torque range. This means that the forces at the TCP or elbow will stay within the defined force limit. When a monitored stop is initiated by the Force Limit SF, the robot will stop, then “back-off” to a position where the force limit was not exceeded. Then it will stop again.	Will not allow motion to exceed any limit settings. Speed or torques could be reduced so motion will not exceed any limit. A protective stop will be initiated to prevent exceeding any limit. Will not allow motion to exceed any limit settings.	Tol: 25N PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	TCP
SF8 Momentum Limit	The momentum limit is very useful for limiting transient impacts. The Momentum Limit affects the entire robot.		Tol: 3kg m/s PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot
SF9 Power Limit	This function monitors the mechanical work (sum of joint torques times joint angular speeds) performed by the robot, which also affects the current to the robot arm as well as the robot speed. This safety function dynamically limits the current/ torque but maintains the speed.	Dynamic limiting of the current/torque	Tol: 10W PFH <sub>D</sub> : 1.8E-07	Robot

SF# and Safety Function	Description	What Happens	PFH <sub>D</sub>	Affects
SF10 UR Robot Estop Output	<p>When configured for a Robot &lt;Estop&gt; output and there is a robot stop, the dual outputs are LOW. If there is no Robot &lt;Estop&gt; Stop initiated, dual outputs are high. Pulses are not used but they are tolerated.</p> <p>These dual outputs change state for any external Estop that is connected to configurable safety inputs where this input is configured as an Emergency Stop input. For the integrated functional safety rating with an external safety-related control system, add the PFHD of this safety-related output to the PFHD of the external safety-related control system.</p> <p>For the Estop Output, validation is performed at the external equipment, as the UR output is an input to this external Estop safety function for external equipment.</p> <p>NOTE: If the IMMI (Injection Moulding Machine Interface) is used, the UR Robot Estop output is NOT connected to the IMMI. There is no Estop output signal sent from the UR robot to the IMMI. This is a feature to prevent an unrecoverable stop condition.</p>	Dual outputs go low in event of an Estop if configurable outputs are set	1.8E-07	External connection to logic and/or equipment

SF# and Safety Function	Description	What Happens	PFH <sub>D</sub>	Affects
SF11 UR Robot Moving: Digital Output	Whenever the robot is moving (motion underway), the dual digital outputs are LOW. Outputs are HIGH when no movement. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.	If configurable outputs are set: <ul style="list-style-type: none"> <li>When the robot is moving (motion underway), the dual digital outputs are LOW.</li> <li>Outputs are HIGH when no movement.</li> </ul>	1.8E-07	External connection to logic and/or equipment
SF12 UR Robot Not stopping: Digital Output	When the robot is STOPPING (in process of stopping or in a stand-still condition) the dual digital outputs are HIGH. When outputs are LOW, robot is NOT in the process or stopping and NOT in a stand-still condition. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.		1.8E-07	External connection to logic and/or equipment
SF13 UR Robot Reduced Mode: Digital Output	When the robot is in reduced mode (or reduced mode is initiated), the dual digital outputs are LOW. See below. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.		1.8E-07	
SF14 UR Robot Not Reduced Mode: Digital Output	Whenever the robot is NOT in reduced mode (or the reduced mode is not initiated), the dual digital outputs are LOW. The functional safety rating is for what is within the UR robot. The integrated functional safety performance requires adding this PFH <sub>D</sub> to the PFH <sub>D</sub> of the external logic (if any) and its components.		1.8E-07	

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerances and PFH <sub>D</sub> :	Affects
SF15 Stopping Time Limit	<p>Real time monitoring of conditions such that the stopping time limit will not be exceeded. Robot speed is limited to ensure that the stop time limit is not exceeded.</p> <p>The stopping capability of the robot in the given motion(s) is continuously monitored to prevent motions that would exceed the stopping limit. If the time needed to stop the robot is at risk of exceeding the time limit, the speed of motion is reduced to ensure the limit is not exceeded. A protective stop will be initiated to prevent exceeding the limit.</p> <p>The safety function performs the same calculation of the stopping time for the given motion(s) and initiates a cat 0 stop if the stopping time limit will be or is exceeded.</p>	<p>Will not allow the actual stopping time to exceed the limit setting.</p> <p>Causes decrease in speed or a protective stop so as NOT to exceed the limit</p>	<p>TOL: 50 ms PFH<sub>D</sub>: 1.8E-07</p>	Robot

SF# and Safety Function	Description	What happens?	Tolerances and PFH <sub>D</sub> :	Affects
SF16 Stopping Distance Limit	<p>Real time monitoring of conditions such that the stopping distance limit will not be exceeded. Robot speed is limited to ensure that the stop distance limit will not be exceeded.</p> <p>The stopping capability of the robot in the given motion(s) is continuously monitored to prevent motions that would exceed the stopping limit. If the time needed to stop the robot is at risk of exceeding the time limit, the speed of motion is reduced to ensure the limit is not exceeded. A protective stop will be initiated to prevent exceeding the limit.</p> <p>The safety function performs the same calculation of the stopping distance for the given motion(s) and initiates a cat 0 stop if stopping time limit will be or is exceeded.</p>	<p>Will not allow the actual stopping time to exceed the limit setting.</p> <p>Causes decrease in speed or a protective stop so as NOT to exceed the limit</p>	<p>TOL: 40 mm PFH<sub>D</sub>: 1.8E-07</p>	Robot
SF17 Safe Home Position "monitored position"	<p>Safety function which monitors a safety rated output, such that it ensures that the output can only be activated when the robot is in the configured and monitored "safe home position".</p> <p>A stop cat 0 is initiated if the output is activated when the robot is not in the configured position.</p>	<p>The "safe home output" can only be activated when the robot is in the configured "safe home position"</p>	<p>TOL: 1.7 ° PFH<sub>D</sub>: 1.8E-07</p>	External connection to logic and/or equipment

## Poznámky pod čarou k tabulce 1

<sup>1</sup>Komunikace mezi přenosným ovládacím panelem, řídicí jednotkou a mezi částmi robota (mezi klouby) jsou podle normy IEC 61784-3 na úrovni SIL 2 pro bezpečnostní údaje.

<sup>2</sup>Ověření nouzového zastavení: tlačítko Estop na přenosném ovládacím terminálu je vyhodnoceno v rámci terminálu a následně sděleno bezpečnostní řídicí jednotce prostřednictvím komunikace SIL2. Chcete-li ověřit funkčnost nouzového zastavení na přenosném terminálu, stiskněte na terminálu tlačítko Estop a zkontrolujte, zda dojde ke spuštění funkce nouzového zastavení. Tím se ověří, zda je nouzové zastavení správně napojeno na přenosný terminál, zda funguje tak, jak má, a zda je terminál propojen s řídicí jednotkou.

<sup>3</sup>Kategorie zastavení dle normy IEC 60204-1 (NFPA79). Pro nouzové zastavení jsou podle normy IEC 60204-1 povoleny pouze kategorie zastavení 0 a 1.

- Zastavení kategorie 0 a 1 vedou k odpojení pohonu, přičemž kategorie zastavení 0 je OKAMŽITÉ a kategorie zastavení 1 je řízené zastavení (např. zpomalení až do zastavení a následné odpojení pohonu). U robotů UR je zastavení kategorie 1 řízeným zastavením, kdy je v případě zjištění monitorovaného zastavení odpojeno napájení.
- Zastavení kategorie 2 je zastávka, při které NENÍ odebrán výkon pohonu. Zastavení kategorie 2 je definováno normou IEC 60204-1. Popisy STO, SS1 a SS2 jsou uvedeny v IEC 61800-5-2. U robotů UR udržuje kategorie zastavení 2 trajektorii a po zastavení zachovává výkon pohonů.

<sup>4</sup>Doporučuje se používat bezpečnostní funkce doby zastavení a vzdálenosti zastavení UR řady E. Tyto limity by měly být ve vaší aplikaci použity pro hodnoty doby zastavení/bezpečné vzdálenosti.

## 17.2. Table 1A

Safety Function	Description	PFH <sub>D</sub>	Affects
Reduced Mode SF parameter settings change	<p>Reduced Mode can be initiated by a safety plane/ boundary (starts when at 2cm of the plane and reduced mode settings are achieved within 2cm of the plane) or by use of an input to initiate (will achieve reduced settings within 500ms).</p> <p>When the external connections are Low, Reduced Mode is initiated. Reduced Mode means that ALL reduced mode limits are ACTIVE.</p> <p>Reduced mode is not a safety function, rather it is a state change affecting the settings of the following safety function limits: joint position, joint speed, TCP pose limit, TCP speed, TCP force, momentum, power, stopping time, and stopping distance.</p> <p>Reduced mode is a means of parameterization of safety functions in accordance with ISO 13849-1.</p> <p>All parameter values need to be verified and validated as to whether they are appropriate for the robot application.</p>	Less than 1.8E-07	Robot
Safeguard Reset	When configured for Safeguard Reset and the external connections transition from low to high, the safeguard stop RESETS. Safety input to initiate a reset of safeguard stop safety function.	Less than 1.8E-07 Input to SF2	Robot
3 Position Enabling Device INPUT	<p>When the external Enabling Device connections are Low, a Safeguard Stop (SF2) is initiated. Recommendation: Use with a mode switch as a safety input. If a mode switch is not used and connected to the safety inputs, then the robot mode will be determined by the User Interface. If the User Interface is in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “run mode”, the enabling device will not be active.</li> <li>• “programming mode”, the enabling device will be active. It is possible to use password protection for changing the mode by the User Interface.</li> </ul>	Less than 1.8E-07 Input to SF2	Robot

Safety Function	Description	PFH <sub>D</sub>	Affects
Mode switch INPUT	When the external connections are Low, Operation Mode (running/ automatic operation in automatic mode) is in effect. When High, mode is programming/ teach. Recommendation: Use with a 3-position enabling device. When in teach/program, initially the TCP speed will be limited to 250mm/s. The speed can manually be increased by using the pendant user interface “speed-slider”, but upon activation of the enabling device, the speed limitation will reset to 250mm/s.	Less than 1.8E-07 Input to SF2	Robot

## 17.3. Table 2

UR e-Series robots comply with ISO 10218-1:2011 and the applicable portions of ISO/TS 15066. It is important to note that most of ISO/TS 15066 is directed towards the integrator and not the robot manufacturer. ISO 10218-1:2011, clause 5.10 collaborative operation details 4 collaborative operation techniques as explained below. It is very important to understand that collaborative operation is of the APPLICATION when in AUTOMATIC mode.

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
1	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.2	Safety-rated monitored stop	Stop condition where position is held at a standstill and is monitored as a safety function. Category 2 stop is permitted to auto reset. In the case of resetting and restarting operation after a safety -rated monitored stop, see ISO 10218-2 and ISO/TS 15066 as resumption shall not cause hazardous conditions.	UR robots’ safeguard stop is a safety-rated monitored stop, See SF2 on page 1. It is likely, in the future, that “safety-rated monitored stop” will not be called a form of collaborative operation.

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
2	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.3	Hand-guiding	<p>This is essentially individual and direct personal control while the robot is in automatic mode. Hand guiding equipment shall be located close to the end-effector and shall have:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• an Emergency Stop pushbutton</li> <li>• a 3-position enabling device</li> <li>• a safety-rated monitored stop function</li> <li>• a settable safety-rated monitored speed function</li> </ul>	<p>UR robots do not provide hand-guiding for collaborative operation. Hand-guided teach (free drive) is provided with UR robots but this is for programming in manual mode and not for collaborative operation in automatic mode.</p>

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
3	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.4	Speed and separation monitoring (SSM) safety functions	<p>SSM is the robot maintaining a separation distance from any operator (human). This is done by monitoring of the distance between the robot system and intrusions to ensure that the MINIMUM PROTECTIVE DISTANCE is assured. Usually, this is accomplished using Sensitive Protective Equipment (SPE), where typically a safety laser scanner detects intrusion (s) towards the robot system. This SPE causes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dynamic changing of the parameters for the limiting safety functions; or</li> <li>2. a safety-rated monitored stop condition.</li> </ol> <p>Upon detection of the intrusion exiting the protective device's detection zone, the robot is permitted to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. resume the "higher" normal safety function limits in the case of 1) above</li> <li>2. resume operation in the case of 2) above</li> </ol> <p>In the case of 2) 2), restarting operation after a safety -rated monitored stop, see ISO 10218-2 and ISO/TS 15066 for requirements.</p>	<p>To facilitate SSM, UR robots have the capability of switching between two sets of parameters for safety functions with configurable limits (normal and reduced). See Reduced Mode on page 4. Normal operation can be when no intrusion is detected. It can also be caused by safety planes/ safety boundaries. Multiple safety zones can be readily used with UR robots. For example, one safety zone can be used for "reduced settings" and another zone boundary is used as a safeguard stop input to the UR robot. Reduced limits can also include a reduced setting for the stop time and stop distance limits - to reduce the work area and floorspace.</p>

#	ISO 10218-1	Technique	Explanation	UR e-Series
4	Collaborative Operation 2011 edition, clause 5.10.5	Power and force limiting (PFL) by inherent design or control	How to accomplish PFL is left to the robot manufacturer. The robot design and/or safety functions will limit the energy transfer from the robot to a person. If any parameter limit is exceeded, a protective stop happens. PFL applications require considering the ROBOT APPLICATION (including the end-effector and workpiece(s), so that any contact will not cause injury. The study performed evaluated pressures to the ONSET of pain, not injury. See Annex A. See ISO/TR 20218-1 End-effectors.	UR robots are power and force limiting robots specifically designed to enable collaborative applications where the robot could contact a person and cause no injury. UR robots have safety functions that can be used to limit motion, speed, momentum, force, power and more of the robot. These safety functions are used in the robot application to thereby lessen pressures and forces caused by the end-effector and workpiece (s).



# Část II

## Příručka k rozhraní PolyScope



# 18. Úvod

Tato kapitola poskytuje základní informace, které potřebujete, abyste mohli začít používat robota Universal Robots.



## POZNÁMKA

Před prvním zapnutím robota musí určená osoba zajišťující instalaci robota Universal Robots provést následující:

1. Prostudovat bezpečnostní informace v Instalační příručka k hardwaru.
2. Nastavit parametry bezpečnostní konfigurace definované na základě posouzení rizik (viz [22. Bezpečnostní konfigurace na straně 137](#)).

## 18.1. Základní informace o ramenu robota


Rameno robota společnosti Universal Robots se skládá z trubek a kloubů. Pomocí PolyScope koordinujete pohyb těchto kloubů a pohybuje ramenem robota. Nástroje připevníte na konec ramene robota nebo na přírubu nástroje. Pohyb ramene robota umístí nástroj. Nástroj nemůžete umístit přímo nad nebo přímo pod základnu.

- **Základna** : místo, kde je robot namontován.
- **Rameno a Loket**: pro provedení velkých pohybů.
- **Zápěstí 1 a Zápěstí 2**: pro provedení jemnějších pohybů.
- **Zápěstí 3**: místo, kde je nástroj připevněn k přírubě nástroje.

## 18.2. Základní informace o rozhraní PolyScope

PolyScope je grafické uživatelské rozhraní (GUI) na dotykové obrazovce **přenosného terminálu**, pomocí kterého se ovládá rameno robota. Vytváříte, načítáte a spouštíte programy pro robota v PolyScope. Rozhraní PolyScope je rozděleno tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

- A: **Záhlaví** s ikonami/kartami ke zpřístupnění interaktivních obrazovek.
- B: **Zápatí** s tlačítky, která ovládají načtený program/programy.
- C: **Obrazovka** s poli a možnostmi, které řídí a monitorují akce robota.

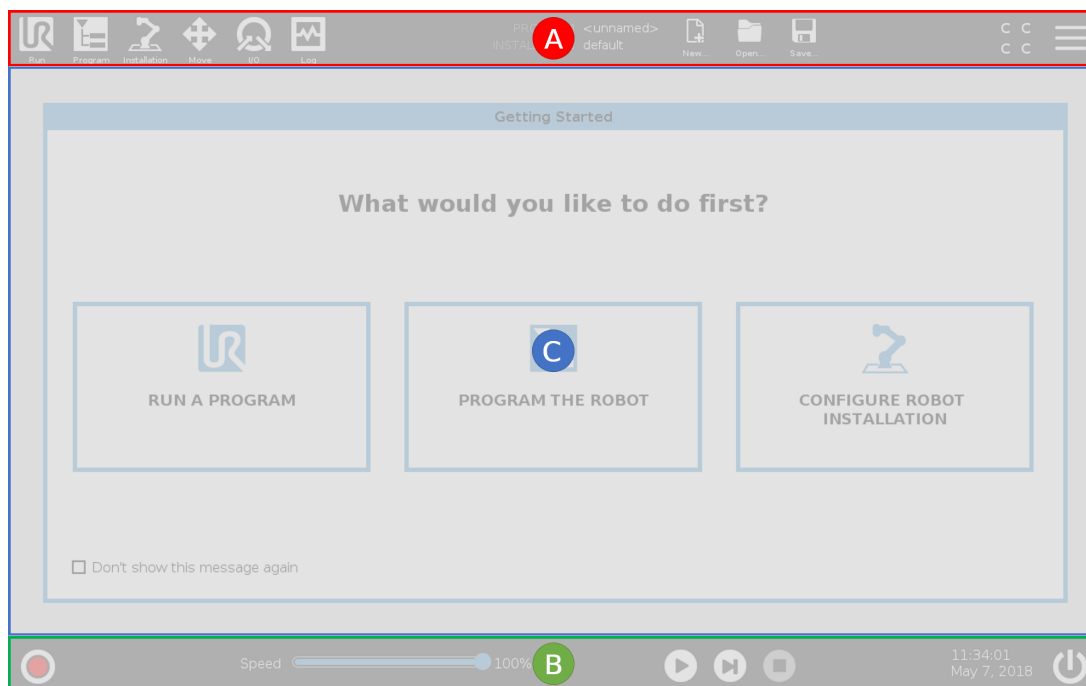

## 18.2.1. Dotyková obrazovka

Dotykový displej přenosného ovládacího terminálu je optimalizován pro použití v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od spotřební elektroniky je citlivost dotykové obrazovky přenosného ovládacího terminálu konstrukčně odolnější vůči faktorům okolního prostředí, jako jsou:

- kapky vody a/nebo kapky chladicího média stroje
- emise rádiových vln
- jiný šum vydávaný v provozním prostředí.

Citlivost na dotyk je navržena tak, aby se zabránilo nesprávnému výběru na PolyScope a aby se zabránilo neočekávanému pohybu robota.

### Použití dotykové obrazovky

Nejlépeších výsledků dosáhnete výběrem položek na obrazovce špičkou prstu.

V této příručce se tomu říká „klepnutí“.

V případě potřeby lze k výběru na obrazovce použít komerčně vyráběný stylus.

Následující část uvádí a definuje ikony/karty a tlačítka v rozhraní PolyScope.

## 18.2.2. Ikony/karty v záhlaví



**Spustit** představuje jednoduchý způsob ovládání robota pomocí předem sestavených programů.



**Program** vytváří a/nebo upravuje programy robota.



**Instalace** konfiguruje nastavení ramene robota a externí vybavení, např. pro montáž a bezpečnost.



**Pohyb** ovládá a/nebo upravuje pohyby robota.



Pomocí **V/V** lze sledovat a nastavovat aktuální V/V signály z ovládací jednotky robota a naopak.



**Protokol** označuje stav robota a také případné varovné nebo chybové zprávy.



**Správce programů a instalací** vybere a zobrazí aktivní program a instalaci (viz [29.4. Správce souborů na straně 280](#)). Správce programů a instalací zahrnuje následující: Cesta k souboru, Nový, Otevřít a Uložit.



**Nový...** vytvoří nový program nebo instalaci.



**Otevřít...** otevře dříve vytvořený a uložený program nebo instalaci.



Funkce **Uložit...** se používá k uložení programu či instalace nebo obou těchto položek najednou.



**Automatický** označuje, že je provozní režim robota nastaven na Automatický. Klepnutím na něj přepnete do manuálního provozního režimu.



**Manuální** označuje, že je provozní režim robota nastaven na Manuální. Klepnutím na něj přepnete do automatického provozního režimu.

Ikony pro místní a vzdálený režim jsou přístupné pouze v případě, že aktivujete dálkové ovládání.



Ikona **Lokální** označuje, že robota lze ovládat lokálně. Klepnutím na ikonu se přepíná na Dálkové ovládání.



Ikona **Dálkový** označuje, že robota lze ovládat na dálku. Klepnutím na ikonu se přepíná na Místní ovládání.



**Přehled zabezpečení** zobrazí aktivní bezpečnostní konfigurace.




**Hamburger menu** umožňuje přístup k PolyScope nápovědě, nastavení a informacím.

### 18.2.3. Tlačítka v zápatí



**Inicializace** řídí stav robota. Je-li ČERVENÉ, stiskem tlačítka se robot aktivuje.

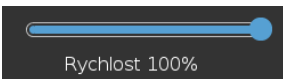

**Posuvník rychlosti** ukazuje v reálném čase relativní rychlost, kterou se rameno robota pohybuje, a to s ohledem na bezpečnostní nastavení.



Tlačítkem **Simulace** lze přepínat provádění programu mezi simulačním režimem a skutečným robotem. V simulačním režimu se rameno robota nepohybuje. Z tohoto důvodu robot nemůže v případě kolize poškodit sám sebe ani zařízení v blízkém okolí. Pokud si nejste jisti, co bude rameno robota provádět, použijte k odzkoušení programů simulační režim.



**Vysokorychlostní manuální režim** umožňuje dočasné překročení rychlosti nástroje 250mm/s. Tato funkce Hold-to-Run (samočinný návrat do výchozí polohy) je k dispozici pouze v manuálním režimu, když je nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení.



**Přehrát** spustí aktuálně načtený program robota.



**Krok** umožňuje spuštění programu v jednom kroku.



**Zastavit** zastaví aktuálně načtený program robota.

## 18.3. Instalace

### 18.3.1. Instalace ramene robota a ovládací jednotky

Nainstalujte a zapněte robotické rameno a ovládací jednotku, abyste mohli začít používat PolyScope.

Zde [Instalační příručka k hardwaru](#) naleznete podrobné pokyny k instalaci.

1. Rozbalte **Rameno robota a Ovládací jednotku**.
2. Postavte rameno robota na pevný povrch bez vibrací.  
Ověřte, že povrch vydrží alespoň desetinásobek plné síly točivého momentu kloubu základny a unese alespoň pětinásobek hmotnosti ramene robota.
3. Ovládací jednotku umístěte na podstavec.
4. Připojte kabel robota k rameni robota a ovládací jednotce.
5. Připojte konektor ovládací jednotky k síti.



#### UPOZORNĚNÍ


Riziko překlolení. Pokud robot není bezpečně umístěn na pevném povrchu, může spadnout a způsobit zranění.

### 18.3.2. Zapnutí a vypnutí ovládací jednotky

Ovládací jednotka obsahuje převážně fyzické elektrické vstupy/výstupy, které připojují rameno robota, přenosný ovládací terminál a veškerá periferní zařízení. Aby bylo možné zapnout rameno robota, je nutné zapnout ovládací jednotku.

1. Ovládací jednotka se zapíná stiskem tlačítka napájení na přenosném ovládacím terminálu.
2. Vyčkejte, než se na obrazovce zobrazí text základního operačního systému a tlačítka.

Může se zobrazit obrazovka *Začínáme*, která vás vyzve k zahájení programování robota.

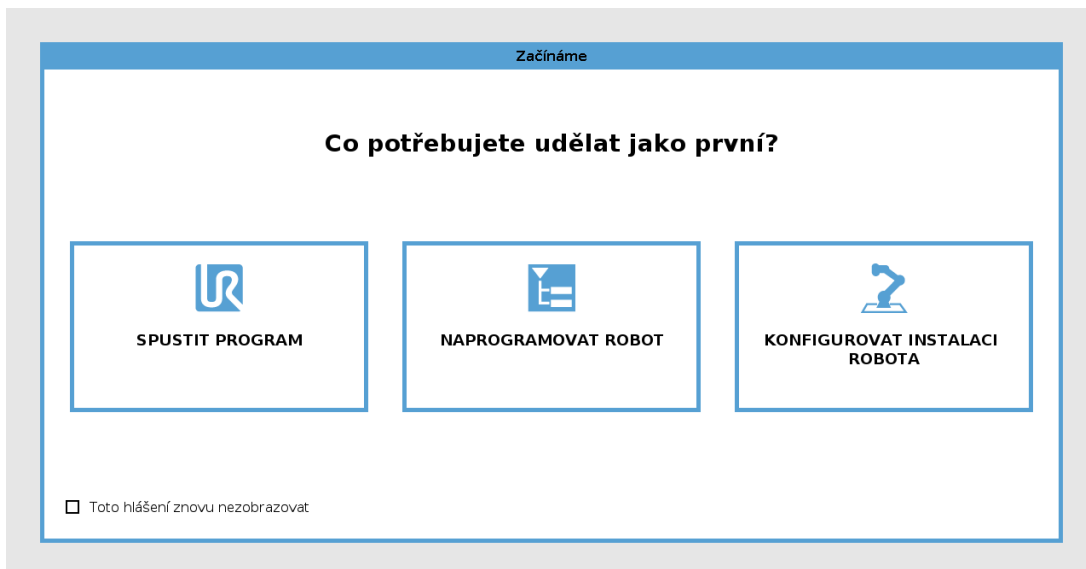


## 18.4. Inicializace

Při prvním spuštění se může zobrazit dialogové okno Nelze pokračovat. Vyberte **Přejít na inicializační obrazovku**, čímž se přesunete na inicializační obrazovku.

Stav ramene robota signalizuje tlačítko Inicializovat v levé dolní části obrazovky pomocí následujících barev:

- **Červená** Vypnuto. Rameno robota je v pozastaveném stavu.
- **Žlutá** Klidový stav. Rameno robota je zapnuto, ale není připraveno k běžnému provozu.
- **Zelená** Normální. Rameno robota je zapnuto a je připraveno k běžnému provozu.

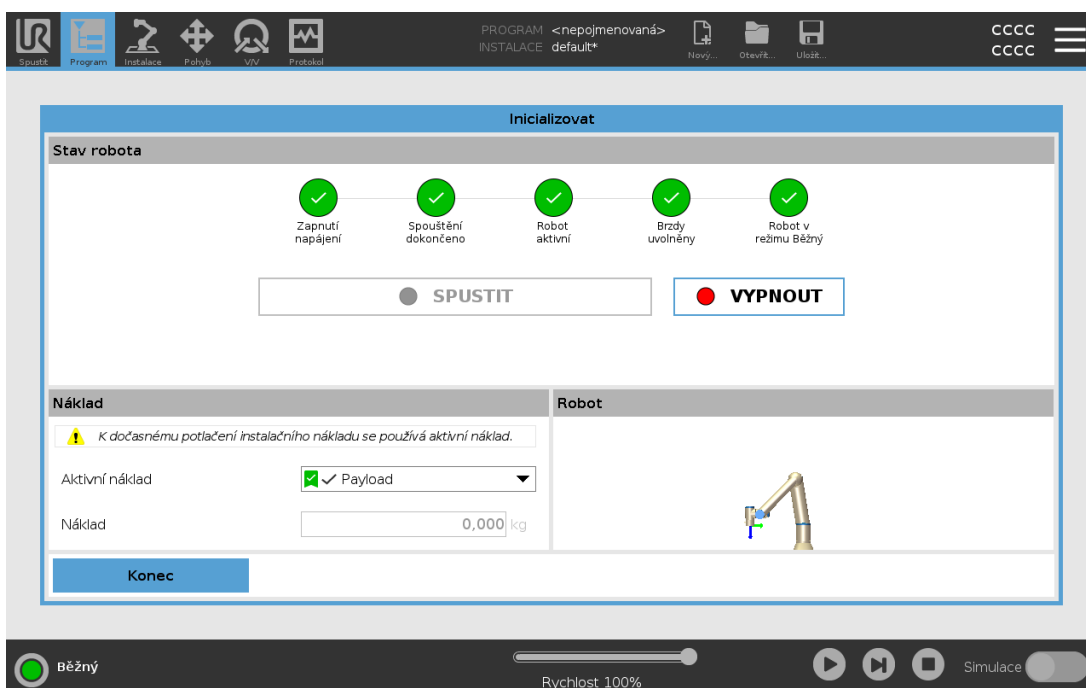

## 18.4.1. Spuštění ramene robota



### UPOZORNĚNÍ

Pokud jsou tato nastavení nesprávná, nebudou rameno robota ani ovládací jednotka fungovat správně a mohou představovat nebezpečí pro osoby i vybavení. Pokud jsou tato nastavení nesprávná, nebudou rameno robota ani ovládací jednotka fungovat správně a mohou představovat nebezpečí pro osoby i vybavení.



### POZOR

Ujistěte se že se robot nedotýká žádného předmětu (například stolu), neboť v případě kolize mezi ramenem robota a překážkou může dojít k poškození převodovky kloubu.

Spuštění robota:

1. Klepnutím na tlačítko ON se zeleným indikátorem LED se spustí proces inicializace. Barva LED indikátoru se pak změní na žlutou, čímž signalizuje zapnuté napájení a **Klidový stav**.
2. Klepnutím na tlačítko START uvolněte brzdy.
3. Klepnutím na tlačítko VYP s červeným LED indikátorem vypněte rameno robota.
  - Při spuštění rozhraní PolyScope klepnutím na tlačítko ZAP aktivujte rameno robota. Barva stavového indikátoru se pak změní na žlutou, čímž signalizuje zapnutí a klidový stav robota.
  - Pokud je rameno robota v **Klidovém stavu**, spustíte rameno robota klepnutím na tlačítko START. V tomto bodě bude provedena kontrola, zda údaje ze snímače odpovídají nakonfigurovanému umístění ramene robota.  
Pokud je nalezen nesoulad (s tolerancí 30°), tlačítko se deaktivuje a pod ním se zobrazí chybové hlášení.
  - Pokud ověření umístění proběhne úspěšně, klepněte na tlačítko Start pro uvolnění brzd všech kloubů a rameno robota bude připraveno na běžný provoz.

Inicializace ramene robota

## 18.5. Rychlé spuštění systému

Před zahájením práce v rozhraní PolyScope zkontrolujte správnost instalace ramene robota a ovládací jednotky.

1. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení na **Přenosném ovládacím terminálu**.
2. Na přenosném ovládacím terminálu stiskněte tlačítko napájení a počkejte na spuštění systému a zobrazení textu v rozhraní **PolyScope**.

3. Na dotykové obrazovce se zobrazí samostatné okno označující, že je systém připraven a je nutné inicializovat robota.
4. V dialogovém okně klepněte na tlačítko **Přejít na obrazovku Inicializace** a otevřete obrazovku Inicializace.
5. Uvolněním tlačítka nouzového zastavení změníte stav robota z **Nouzového zastavení** na **Vypnutý**.
6. Opusťte pracovní prostor robota.
7. Na obrazovce **Inicializace robota** klepněte na tlačítko **ZAPNOUT** a povolte změnu stavu robota na **Nečinný**.
8. V poli **Užitečné zatížení**, v sekci **Aktivní užitečné zatížení**, ověřte hmotnost užitečného zatížení. V poli **Robot** lze také ověřit správnost montážní polohy.
9. Klepněte na tlačítko **Spustit**, aby se uvolnil brzdový systém robota. Robot začne vibrovat a vydávat cvakavé zvuky, což signalizuje jeho připravenost k programování.



#### POZNÁMKA

Naučte se programovat svého robota Universal Robots na [www.universal-robots.com/academy/](http://www.universal-robots.com/academy/)

## 18.6. První program

Program je seznam příkazů, které určují činnost robota. Pro většinu úkolů se programování provádí výhradně pomocí PolyScope. Pohyb ramene robota se zajišťuje naprogramováním pomocí řady bodů trasy s cílem vytvořit trajektorii, kterou má rameno robota sledovat.

K přesunutí ramene robota do požadované polohy použijte kartu Pohyb (viz [26. Karta Pohyb na straně 263](#)) nebo polohu naprogramujte přetáhnutím ramene robota na požadované místo, zatímco držíte tlačítko Freedrive v horní části přenosného ovládacího terminálu.

Můžete vytvořit program, který může odesílat V/V signály do jiných strojů v určitých bodech cesty robota a provádět příkazy jako **pokud... pak** a **cyklus** na základě proměnných a V/V signálů.

Dále je uveden jednoduchý program, umožňující pohyb ramene robota mezi dvěma body trasy.

Vytvořit jednoduchý program

1. V záhlaví PolyScope **Cesta k souboru**, stiskněte **Nový...** a zvolte **Program**.
2. Pod položkou **Základní** klepněte na **Bod trasy** pro přidání bodu trasy do programového stromu. Výchozí PohybJ je také přidán do programového stromu.
3. Zvolte nový bod trasy a v kartě **Příkaz** klepněte na **Bod trasy**.
4. Na obrazovce **Pohyb nástroje** pohybujte ramenem robota stiskem šipek pohybu. Můžete také přesunout rameno robota podržením tlačítka Freedrive a přesunutím ramena robota do požadovaných poloh.

5. Když je rameno robota v patřičné poloze, stiskněte **OK** a nový bod trasy se zobrazí jako Bod trasy\_1.
6. Pro vytvoření bodu trasy \_2
7. postupujte podle kroků 2 až 5.
8. Odstupte od robota, připravte si ruku poblíž tlačítka nouzového zastavení a v zápatí rozhraní PolyScope stiskněte symbol **Přehrát**, aby se rameno robota pohybovalo mezi Bodem trasy\_1 a Bodem trasy\_2.  
Odstupte od robota, připravte si ruku poblíž tlačítka nouzového zastavení, stiskněte symbol **Přehrát**, aby se rameno robota pohybovalo mezi bodem trasy\_1 a bodem trasy\_2. Nyní jste vytvořili první program pro robota, který pohybuje ramenem mezi dvěma danými body trasy.



#### POZNÁMKA

1. Dávejte pozor, aby robot nenarazil do sebe sama nebo do jiné překážky, mohl by se poškodit.
2. Toto je pouze stručný návod, jehož účelem je ukázat, že práce s robotem UR není náročná. Předpokládá se, že prostředí bude bezpečné a uživatel bude jednat velmi opatrně. Nevyššujte rychlost nebo zrychlení nad rámec výchozích hodnot. Před uvedením robota do provozu vždy proveďte posouzení rizik.



#### UPOZORNĚNÍ

Dejte si pozor na hlavu, i celé tělo udržujte mimo dosah (pracovní prostor) robota. Prsty nepokládejte na místa, kde by se mohly zachytit.

## 18.7. Registrace robota a licenční soubor

Je nutné robota zaregistrovat a stáhnout a nainstalovat licenční soubor, protože licenční soubor obsahuje všechny dostupné softwarové licence.

### 18.7.1. Aktivace vzdáleného TCP a URCap trasy nástroje přes web

Je možné aktivovat vzdálený TCP a URCap trasy nástroje přímo na webu [www.universal-robots.com/activate](http://www.universal-robots.com/activate).


Je to možné pouze pro vzdálený TCP a URCap trasy nástroje. Pokud plánujete získat další licence prostřednictvím služby myUR, nejprve prosím aktivujte funkci Remote TCP & Toolpath URCap.

## 18.7.2. Aktivace softwarových licencí přes myUR




### POZNÁMKA

Pokud máte více než jednu aktivní licenci, budou ve staženém licenčním souboru zahrnuty všechny licence.

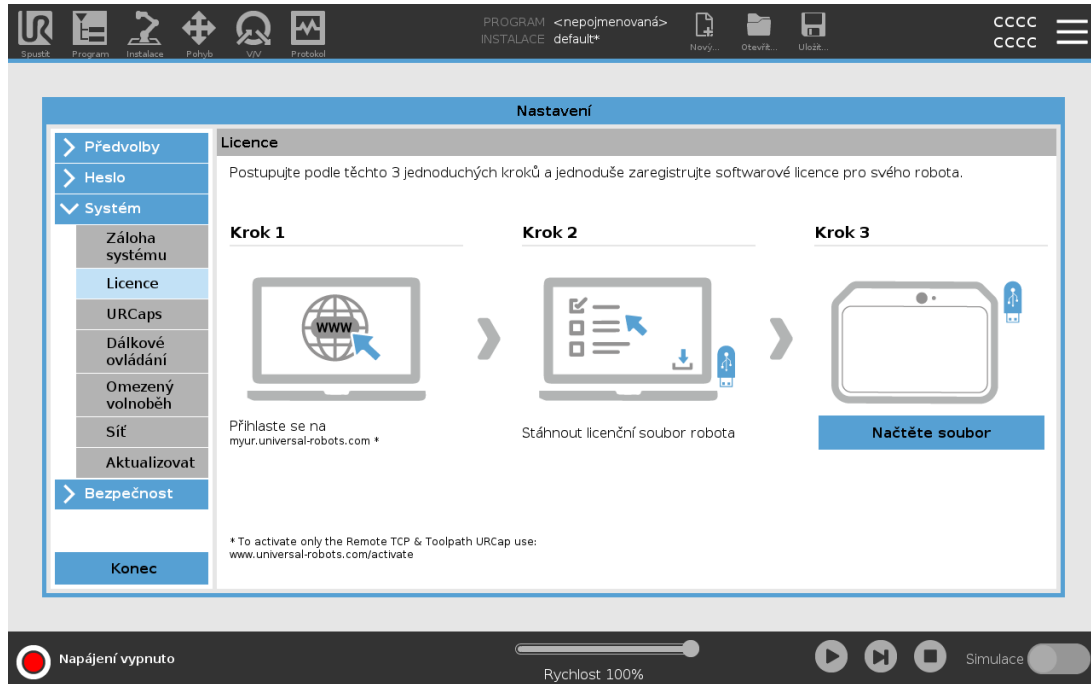

Pokud jste svého robota ještě nezaregistrovali, přejděte na adresu URL na obrazovce v kroku 1 a zaregistrujte svého robota.

1. Stáhněte si licenční soubor do počítače.
2. Licenční soubor zkopírujte na USB a připojte jej k ručnímu ovládacímu panelu.
3. Na obrazovce Nastavení klepněte v kroku 3 na **Načíst soubor** a otevřete obrazovku **Vybrat licenční soubor**.
4. V seznamu vyberte USB k zobrazení obsahu a přejděte do licenčního souboru.
5. Vyberte možnost **license.p7b** a klepnutím na **Otevřít** potvrďte registraci robota.
6. Vlevo dole klepněte na **Konec**.

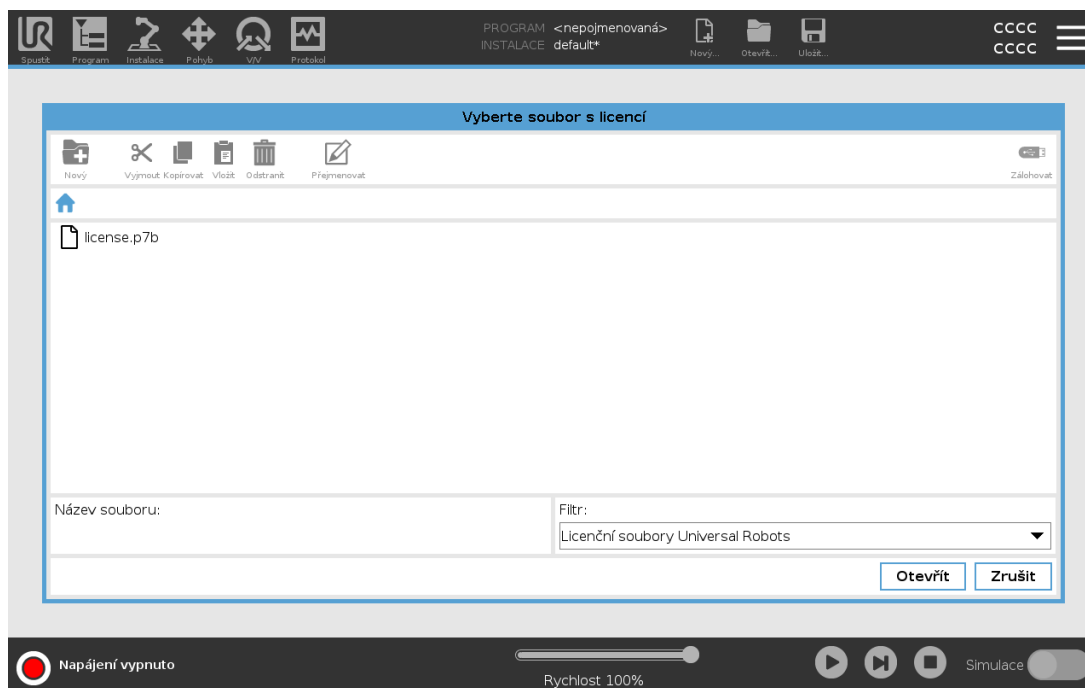

### 18.7.3. Deaktivace softwarových licencí

- V případě změny vlastníka robota se vyžaduje nový licenční soubor. V takovém případě je nutné licenční soubor deaktivovat.
  - Pokud zakoupíte novou softwarovou licenci pro svého robota, je nutné deaktivovat a znovu aktivovat licenční soubor, aby bylo možné přidat novou softwarovou licenci.
1. V záhlaví klepněte na ikonu **hamburger menu** a zvolte položku **Nastavení**.
  2. V nabídce vlevo klepněte na **System** a vyberte možnost **Licence**.
  3. V pravém dolním rohu obrazovky Nastavení klepněte na **Deaktivovat**.
  4. Viz [18.7.2. Aktivace softwarových licencí přes myUR on the previous page](#)

## 18.8. Kybernetická bezpečnost robota

Před implementací kybernetické bezpečnosti musíte provést posouzení rizik:

- Identifikovat hrozby
- Definovat důvěryhodné zóny a kanály
- Specifikovat požadavky jednotlivých komponent v aplikaci.

### 18.8.1. Předpoklady kybernetické bezpečnosti

Předtím, než váš systém dosáhne zabezpečeného stavu provozu, zajistěte následující:

- Dobře rozumíte obecným principům kybernetické bezpečnosti a pokročilým technologiím, které jsou použity u vašeho robota od Universal Robots.
- Přijmete opatření fyzické bezpečnosti, abyste umožnili fyzický přístup k robotu pouze důvěryhodnému personálu.
- Robota připojíte pouze k důvěryhodné síti za bránou firewall, která omezuje příchozí i odchozí přístup do a z Internetu.

## 18.8.2. Zvýšení kybernetické bezpečnosti

Přestože PolyScope obsahuje mnoho funkcí pro zabezpečení síťového připojení, můžete posílit zabezpečení dodržováním následujících pokynů:

- Před připojením robota k jakékoli síti vždy nastavte heslo správce (viz [30.3.2. Admin Password na straně 286](#)).
- Co nejvíce omezte přístup robota k síti pomocí integrovaného nastavení.
- Některá komunikační rozhraní neobsahují žádný způsob ověřování připojení. V některých případech se jedná o bezpečnostní riziko.
- Pokud požadujete vzdálený přístup k rozhraním pro řízení pohybu robota, nastavte ověřené a zabezpečené připojení pomocí místního přesměrování portů (viz [Povolení přístupu SSH na straně 292](#)). Například: Server Ovládací panel a Primární/Sekundární rozhraní klienta a Rozhraní klienta v reálném čase.
- Před vyřazením z provozu odstraňte z robota citlivá data. Věnujte zvláštní pozornost URCaps [24.14. URCaps na straně 214](#) a údajům ve složce programu.


# 19. Volnoběh

Tato kapitola popisuje, jak začít používat robotické rameno v režimu Freedrive.

Funkce Freedrive umožňuje manuální přemístění ramene robota do požadovaných pozic a poloh.


Když používáte Freedrive, rameno robota vytváří odpuzující sílu, pokud se blíží k mezní hodnotě kloubu nebo k bezpečnostní rovině (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)).

Když je robotické rameno v režimu Freedrive, na PolyScope se zobrazí panel, jak je znázorněno níže.

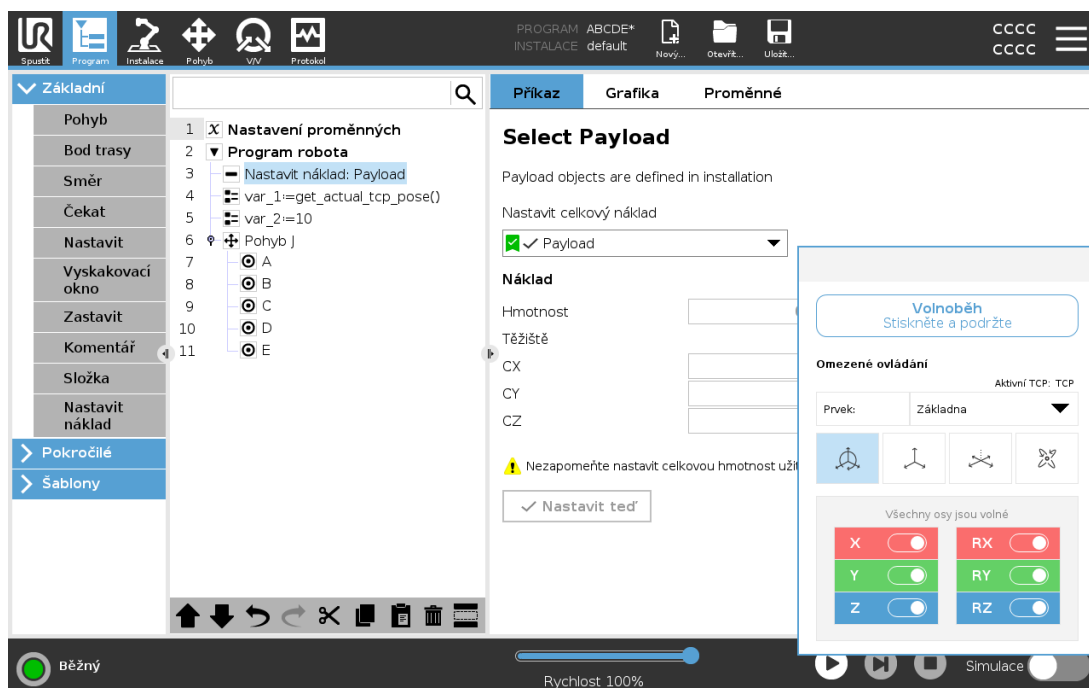

LED dioda na stavovém řádku na panelu Freedrive ukazuje:

- Když se jeden nebo více kloubů blíží limitům kloubů.
- Když se umístění robota blíží k singularitě. Odpor se zvyšuje s tím, jak se robot přibližuje k singularitě, takže je těžké jej umístit do polohy.

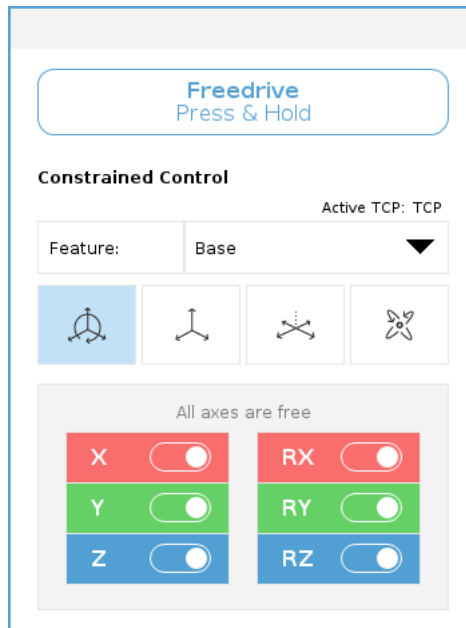

Můžete uzamknout jednu nebo více os, což umožní Středovému bodu nástroje (TCP) pohybovat se v určitém směru, jak je definováno v tabulce níže.

	Všechny osy jsou volné	Pohyb je povolen přes všechny osy.
	Rovina	Pohyb je povolen pouze přes osy X a Y.
	Překlad	Pohyb je povolen přes všechny osy, bez rotace.
	Rotace	Pohyb je povolen ve všech osách sférickým pohybem kolem TCP.



#### UPOZORNĚNÍ

V případě pohybu ramene robota v některých osách, když je připojen nástroj, může způsobit skřípnutí.

## 19.1. Aktivace Freedrive: Standardní přenosný ovládací terminál

Režim Freedrive lze aktivovat následujícími způsoby:

- Pomocí tlačítka Freedrive.
- Použijte tlačítko Freedrive na obrazovce s kartou Pohyb (viz [26.2.4. Volnoběh na straně 264](#)).
- Použití V/V akcí (viz [25.5.3. Akce V/V a ovládání karty V/V na straně 232](#)).



### UPOZORNĚNÍ

- Pokud robota tlačíte nebo se jej dotýkáte, neaktivujte režim Freedrive, protože by to mohlo způsobit posun robota.
- Nepřepínejte osy při pohybu robota v režimu Freedrive, protože by to mohlo způsobit posun robota.

## 19.1.1. Pomocí tlačítka Freedrive

1. Stiskněte a přidržte tlačítko Freedrive umístěné na ručním ovládacím panelu.
2. Když se v PolyScope objeví panel Freedrive, vyberte požadovaný typ pohybu pro klouby ramene robota. Nebo použijte seznam os k přizpůsobení typu pohybu.
3. V případě potřeby můžete určit typ funkce výběrem možnosti z rozevíracího seznamu Funkce. Rameno robota se může zastavit, pokud se přiblíží ke scénáři singularity. Chcete-li pokračovat v pohybu, klepněte na **Všechny osy jsou volné** v panelu Freedrive.
4. Přesuňte rameno robota podle potřeby.

## 19.1.2. Pomocí tlačítka Freedrive na obrazovce s kartou Pohyb

1. V záhlaví klepněte na **Pohyb**.
2. Na panelu Robot klepněte na **Freedrive**.
3. Když se objeví panel Freedrive, vyberte požadovaný typ pohybu pro klouby ramene robota. Nebo použijte seznam os k přizpůsobení typu pohybu.
4. V případě potřeby můžete určit typ funkce výběrem možnosti z rozevíracího seznamu Funkce. Rameno robota se může zastavit, pokud se přiblíží ke scénáři singularity. Chcete-li pokračovat v pohybu, klepněte na **Všechny osy jsou volné** v panelu Freedrive.
5. Chcete-li posunout rameno robota, na panelu **Freedrive** stiskněte a přidržte Freedrive.

## 19.2. Aktivace Freedrive: 3PE přenosný ovládací terminál

Pokud chcete pomocí tlačítka na 3PE aktivovat volnoběh ramene robota:

1. V rychlém sledu lehce stiskněte a poté lehce stiskněte a podržte tlačítko na 3PE.  
Nyní můžete rameno robota přesunout do požadované polohy, přičemž neustále lehce tisknete tlačítko.

## 20. Zpětné řízení

Zpětný chod se používá k vynucenému nastavení konkrétních kloubů do požadované polohy bez uvolnění všech brzd v rameni robota.

To je někdy nutné, pokud je rameno robota blízko kolizi a vibrace doprovázející úplný restart nejsou žádoucí.

### 20.1. Aktivace zpětného chodu: Standardní přenosný ovládací terminál

1. Na obrazovce **Inicializovat** spusťte klepnutím na tlačítko **ZAPNOUT** sekvenci zapínání.
2. Když je stav robota **Nečinný**, stiskněte a podržte tlačítko **Freedrive**. Stav robota se změní na **Backdrive**.
3. Nyní můžete tlačítko silně stisknout, čímž dojde k odbrzdění požadovaného kloubu.

Pokud je aktivováno/stisknuto tlačítko **Freedrive**, je aktivován zpětný chod, díky čemuž je těžší pohybovat klouby robota.

### 20.2. Aktivace zpětného chodu: 3PE přenosný ovládací terminál

Pokud chcete pomocí tlačítka na 3PE aktivovat zpětný chod ramene robota:


1. Na obrazovce **Spouštění** klepněte na **ZAPNOUT**, čímž se spustí napájecí sekvence.
2. Když je stav robota **Nečinný**, lehce stiskněte a poté lehce stiskněte a podržte tlačítko na 3PE. Stav robota se změní na **Zpětný chod**.
3. Nyní můžete tlačítko silně stisknout, čímž dojde k odbrzdění požadovaného kloubu.

Dokud je na tlačítko na 3PE udržován lehký tlak, je aktivován Zpětný chod. Robot se v kloubech pohybuje ztěžka.


### 20.3. Inspekce režimu zpětného chodu

Pokud je robot blízko kolizi s jiným předmětem, můžete pomocí funkce Zpětný chod rameno robota před inicializací přesunout do bezpečné pozice.

1. Stisknutím tlačítka **ZAPNOUT** zapněte napájení. Stav se změní na *Robot je aktivní*

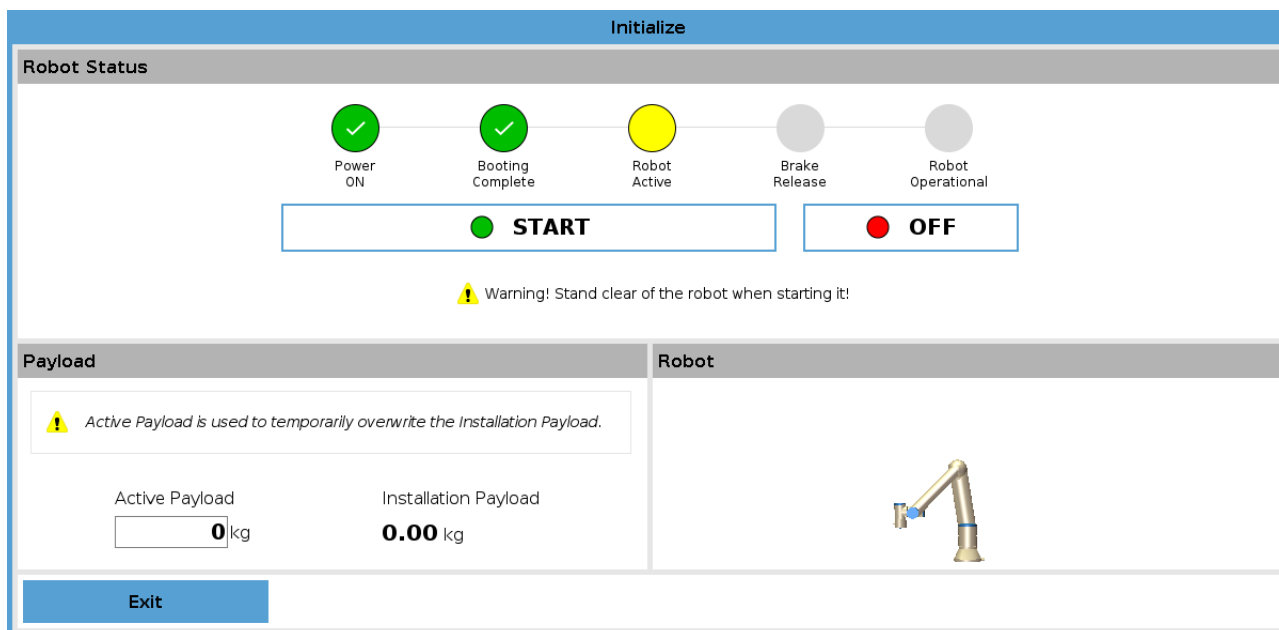

2. Stiskněte a podržte Freedrive. Stav robota se změní na *Zpětný chod*

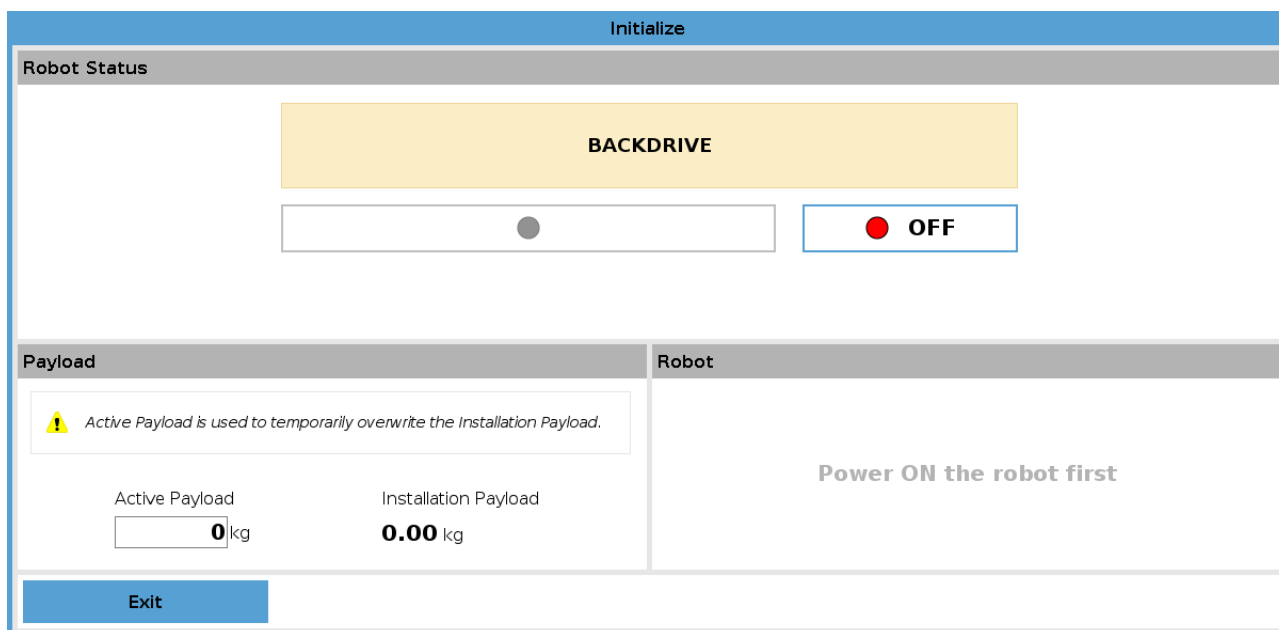

3. Pohybuje robotem jako v režimu Freedrive. Brzdy kloubů se v případě potřeby uvolní, jakmile je aktivováno tlačítko Freedrive.



### OZNÁMENÍ

V režimu zpětného chodu se robot pohybuje ztěžka.

### POVINNÝ KROK

Musíte otestovat režim zpětného chodu na všech kloubech.

## Nastavení bezpečnosti

Ověřte, zda je nastavení bezpečnosti robota v souladu s vyhodnocením rizik instalace robota.

### Dodatečné bezpečnostní vstupy a výstupy stále fungují

Zkontrolujte, které bezpečnostní vstupy a výstupy jsou aktivní a zda je lze spouštět přes PolyScope nebo externí zařízení.

# 21. Výběr provozního režimu

## 21.1. Provozní režimy

Provozní režimy jsou aktivovány při konfiguraci třípolohového aktivačního zařízení, nastavení hesla, definování konfigurovatelných V/V provozního režimu nebo prostřednictvím Dashboard Serveru (viz [Používání řídicího serveru na straně 135](#)).

**Automatický režim** Po aktivaci může robot provádět pouze předdefinované úlohy. Je-li nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení, karta Pohyb a režim Freedrive nejsou k dispozici. Nelze měnit ani ukládat programy a instalace.



### UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní zastavení v automatickém režimu lze aktivovat pouze v automatickém režimu, takže tato ochranná funkce je aktivní pouze v automatickém režimu.

**Manuální režim** Po aktivaci lze robota naprogramovat pomocí karty Pohyb, režimu Freedrive a posuvníku rychlosti. Lze měnit i ukládat programy a instalace.

Provozní režim	Ručně	Automatický
Volnoběh	x	*
S robotem lze pohybovat pomocí šipek na kartě Pohyb	x	*
Posuvník rychlosti	x	x**
Úpravy & ukládání programu & instalací	x	
Spouštění programů	Snížená rychlost***	x
Spustit program od vybraného uzlu	x	

\*Pouze pokud není nakonfigurováno žádné třípolohové aktivační zařízení.

\*\*Posuvník rychlosti na obrazovce chodu (Run) lze povolit v nastavení PolyScope.

\*\*\* Je-li nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení, robot pracuje s manuální omezenou rychlostí, pokud se neaktivuje vysokorychlostní manuální režim.



### POZNÁMKA

- Robot společnosti Universal Robots může být vybaven třípolohovým aktivačním zařízením. Pokud posouzení rizik toto zařízení vyžaduje, musí se připojit před použitím robota.
- Není-li nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení, rychlost se v manuálním režimu nesníží.



### UPOZORNĚNÍ

- Před výběrem automatického režimu je nutné obnovit plnou funkčnost u všech pozastavených bezpečnostních opatření.
- Během manuálního provozního režimu musí být všechny osoby pokud možno mimo zabezpečený prostor.
- Zařízení, které se používá k přepínání mezi provozními režimy, je nutné umístit mimo zabezpečený prostor.
- Je-li robot v automatickém režimu, uživatel nesmí vstupovat do zabezpečeného prostoru, pokud se nenakonfiguruje bezpečnostního zastavení v automatickém režimu.

V následujících podkapitolách jsou popsány způsoby konfigurace volby provozního režimu. Každá metoda je exkluzivní, což znamená, že používáním jedné metody se deaktivují ostatní dvě metody.

## Používání bezpečnostního vstupu provozního režimu

1. Klepněte na kartu Instalace a vyberte Bezpečnostní V/V.
2. Konfigurace vstupu operačního režimu. V rozevírací nabídce se zobrazí možnost konfigurace.
  - Pokud je Vstup provozního režimu nízký, robot je v Automatickém režimu.
  - Pokud je Vstup provozního režimu vysoký, robot je v Manuálním režimu.



### POZNÁMKA

Volič fyzického režimu, je-li použit, musí plně vyhovovat normě ISO 10218-1: článek 5.7.1 pro výběr.

## Přepínání režimů

1. Chcete-li přepínat mezi režimy, v záhlaví vyberte ikonu profilu.
  - **Automatický** označuje, že je provozní režim robota nastaven na Automatický.
  - **Manuální** označuje, že je provozní režim robota nastaven na Manuální.

Je-li zapnuta konfigurace bezpečnostních V/V s třípolohovým aktivačním zařízením, PolyScope je automaticky v manuálním režimu.

## Používání řídicího serveru

1. Připojte se k řídicímu serveru.
2. Použijte příkazy **Nastavit provozní režim**.
  - Nastavit automatický provozní režim
  - Nastavit manuální provozní režim
  - Vymazat provozní režim

Další informace o používání serveru Dashboard naleznete v <http://universal-robots.com/support/>.

## 21.2. Třípolohové aktivační zařízení

Je-li nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení a **provozní režim** je v manuálním režimu, lze robotem pohybovat pouze stiskem třípolohového aktivačního zařízení. Ochranné zastavení v automatickém režimu je přístupné díky připojení a konfiguraci třípolohového aktivačního zařízení. Třípolohové aktivační zařízení nemá v automatickém režimu žádný vliv.

### 21.2.1. Manuální vysoká rychlost

Tato funkce Hold-to-Run (samočinný návrat do výchozí polohy) **Vysokorychlostní manuální režim** umožňuje dočasné překročení rychlosti nástroje 250mm/s. K dispozici je pouze v případě, že je robot v manuálním režimu a je nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení. Je-li v manuálním režimu třípolohové aktivační zařízení nakonfigurováno, ale není stisknuto, robot provede bezpečnostní zastavení. K přepínání mezi automatickým a manuálním režimem je nutné třípolohové aktivační zařízení plně uvolnit a znovu stisknout, aby se robot mohl pohybovat.

V případě použití vysokorychlostního manuálního režimu je nutné operační prostor robota omezit pomocí bezpečnostních mezních hodnot/dorazů (viz [22.10. Mezní hodnoty kloubu na straně 142](#)) nebo bezpečnostních rovin (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)).



## 22. Bezpečnostní konfigurace

### 22.1. Základní informace o bezpečnostním nastavení

V této části je popsán přístup k bezpečnostnímu nastavení robota. To obsahuje položky, které pomáhají s nastavením bezpečnostní konfigurace robota.



#### UPOZORNĚNÍ

Osoba zajišťující instalaci musí před konfigurací bezpečnostních nastavení robota provést posouzení rizik, které zajistí bezpečnost personálu a vybavení v blízkosti robota. Posouzení rizik je vyhodnocení všech pracovních postupů po celou dobu životnosti robota, které se provádí za účelem správného nastavení bezpečnostní konfigurace (see *Instalační příručka k hardwaru*). V souladu s výsledky posouzení rizik provedeného osobou zajišťující integraci, je třeba nastavit následující možnosti.

1. Osoba zajišťující instalaci musí zabránit změnám bezpečnostní konfigurace neoprávněnými osobami, např. pomocí ochrany heslem.
2. Použití a konfigurace bezpečnostních funkcí a rozhraní pro konkrétní aplikaci robota (see *Instalační příručka k hardwaru*).
3. Nastavení bezpečnostní konfigurace pro instalaci a učení je nutno aplikovat před prvním zapnutím robotického ramena.
4. Veškerá nastavení bezpečnostní konfigurace přístupná na této obrazovce a jejích podkartách.
5. Obsluha odpovědná za instalaci musí zajistit, aby byly veškeré změny nastavení bezpečnostní konfigurace prováděny v souladu s výsledky posouzení rizik.


#### 22.1.1. Přístup k bezpečnostní konfiguraci

Poznámka: Bezpečnostní nastavení jsou chráněna heslem a lze je konfigurovat až po nastavení a následném zadání hesla.

1. V záhlaví PolyScope klepněte na ikonu **Instalace**.
2. V postranní nabídce nalevo od obrazovky klepněte na položku **Bezpečnost**.
3. Povšimněte si, že se zobrazí obrazovka **Mezní hodnoty robota**, nastavení jsou však nedostupná.
4. Pokud bylo předtím nastavené **Bezpečnostní heslo**, vložte heslo a stiskněte **Odblokovat** pro zpřístupnění nastavení. Poznámka: Po odemčení bezpečnostního nastavení budou veškerá

nastavení nyní aktivní.

- Chcete-li všechna bezpečnostní nastavení znovu zamknout, stiskněte kartu **Zamknout** nebo odejděte z nabídky **Bezpečnost**.

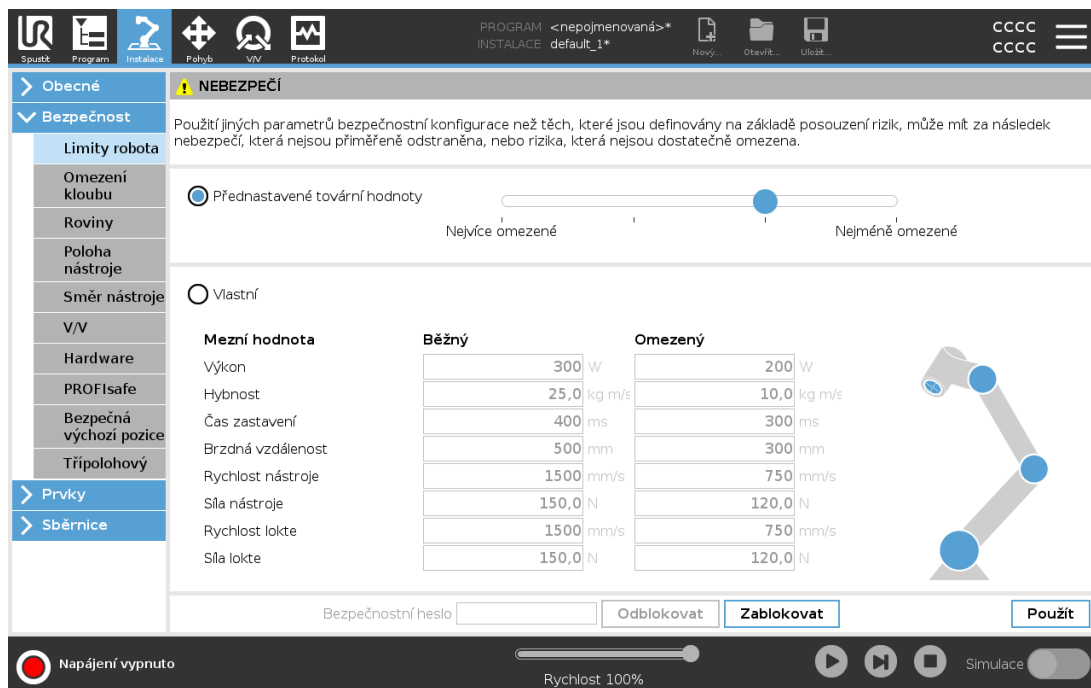

Další informace o bezpečnostním systému naleznete v **Hardware Installation Manual**.

## 22.2. Nastavení bezpečnostního hesla

Aby bylo možné odemknout všechna bezpečnostní nastavení, která tvoří bezpečnostní konfiguraci, je nutné nastavit heslo. Pokud žádné heslo nastavené není, zobrazí se výzva k jeho nastavení.

- V pravém rohu záhlaví PolyScope stiskněte menu **Hamburger** a vyberte možnost **Nastavení**.
- Na levé straně obrazovky stiskněte v modré nabídce klávesu **Heslo** a vyberte možnost **Bezpečnost**.
- V poli **Nové heslo** zadejte heslo.
- Nyní v poli **Potvrďte nové heslo** zadejte stejné heslo a stiskněte klávesu **Použít**.
- V levé spodní části modré nabídky stiskněte **Ukončit** a vraťte se na předchozí obrazovku.

Bezpečnostní nastavení znovu zamknete tím, že stisknete kartu **Zamknout** nebo stačí přejít na obrazovku mimo nabídku **Bezpečnost**.



## 22.3. Změna bezpečnostní konfigurace

Změny nastavení bezpečnostní konfigurace musí být v souladu s posouzením rizik, které provedla osoba zajišťující integraci (see *Instalační příručka k hardwaru*).

Doporučený postup:

1. Ověřte, zda jsou změny v souladu s posouzením rizik provedeným osobou zajišťující instalaci.
2. Upravte bezpečnostní nastavení na odpovídající úroveň definovanou na základě posouzení rizik provedeným osobou zajišťující instalaci.
3. Zkontrolujte, zda jsou aplikována nastavení.
4. Do příruček pro obsluhu zadejte následující text:

“Před zahájením práce v blízkosti robota se ujistěte, že je bezpečnostní konfigurace nastavena očekávaným způsobem. Lze ji ověřit například pomocí bezpečnostního kontrolního součtu v pravém horním rohu rozhraní PolyScope.”

## 22.4. Použití nové bezpečnostní konfigurace

Při provádění změn konfigurace je robot vypnutý. Změny se projeví až po stisknutí tlačítka **Použít**. Robota nelze znovu zapnout, dokud nepoužijete **Použít a restartovat** nebo **Vrátit změny**. Funkce umožňuje vizuálně zkontrolovat bezpečnostní konfiguraci robota, která se z bezpečnostních důvodů zobrazuje v místním okně v soustavě SI. Po dokončení vizuální kontroly můžete **Potvrdit bezpečnostní konfiguraci** a změny se automaticky uloží jako součást aktuální instalace robota.

## 22.5. Bezpečnostní kontrolní součet



Ikona **Přehled zabezpečení** zobrazí vaši aktivní bezpečnostní konfiguraci robota. Může mít čtyři nebo osm číslic. Čtyřmístný kontrolní součet se čte shora dolů a zleva doprava, zatímco osmimístný kontrolní součet se čte zleva doprava, horní řádek jako první. Různé typy textu a/nebo barev označují změny provedené v bezpečnostní konfiguraci.

**Přehled zabezpečení** se změní, pokud změníte nastavení **Bezpečnostní funkce**, protože **Přehled zabezpečení** je generován pouze bezpečnostním nastavením.

Pro potvrzení vašich změn musíte změny uplatnit v **Bezpečnostní konfiguraci pro Přehled zabezpečení**.

## 22.6. Nastavení nabídky Bezpečnost

V této části jsou definována nastavení nabídky Bezpečnost, která tvoří bezpečnostní konfiguraci robota.

## 22.7. Mezní hodnoty robota

Mezní hodnoty robota omezují obecné pohyby robota. Obrazovka Mezní hodnoty robota má dvě možnosti konfigurace: **Přednastavené tovární nastavení** a **Vlastní**.

1. V části Přednastavené tovární hodnoty lze pomocí posuvníku vybrat předem definované bezpečnostní nastavení. Hodnoty v tabulce jsou aktualizovány, aby odrážely přednastavené hodnoty v rozsahu od **Nejvíce omezené** do **Nejméně omezené**



### POZNÁMKA

Poznámka: Hodnoty posuvníku jsou pouze návrhy a nemohou nahradit řádné posouzení rizik.

Mezní hodnota	Běžný	Omezený
Výkon	300 W	200 W
Hybnost	25,0 kg m/s	10,0 kg m/s
Čas zastavení	400 ms	300 ms
Brzdná vzdálenost	500 mm	300 mm
Rychlost nástroje	1500 mm/s	750 mm/s
Síla nástroje	150,0 N	120,0 N
Rychlost lokte	1500 mm/s	750 mm/s
Síla lokte	150,0 N	120,0 N

2. V části Vlastní lze nastavit mezní hodnoty funkcí robota a sledovat související toleranci.

#### Výkon

omezuje maximální mechanickou práci vyvíjenou robotem v prostředí. Hybnost

#### Hybnost

Čas zastavení

#### Čas zastavení

po aktivaci nouzového zastavení.

#### Brzdná vzdálenost

omezuje vzdálenost, kterou může nástroj nebo loket robota urazit při zastavování.



### POZNÁMKA

Omezení doby zastavení a brzdné vzdálenosti ovlivní celkovou rychlost robota. Pokud je například doba zastavení nastavena na 300 ms, bude maximální rychlost robota omezena tak, aby robot dokázal zastavit do 300 ms.

**Rychlost nástroje**

omezuje maximální rychlost nástroje robota.

**Síla nástroje**

omezuje maximální sílu vyvíjenou nástrojem robota při upínání


**Rychlost lokte**

omezuje maximální rychlost lokte robota.

**Síla lokte**

omezuje maximální sílu, kterou loket robota vyvíjí na prostředí.

Rychlost a síla nástroje se omezují na přírubě nástroje a v centru dvou uživatelem definovaných poloh, viz [22.14. Poloha nástroje na straně 147](#).

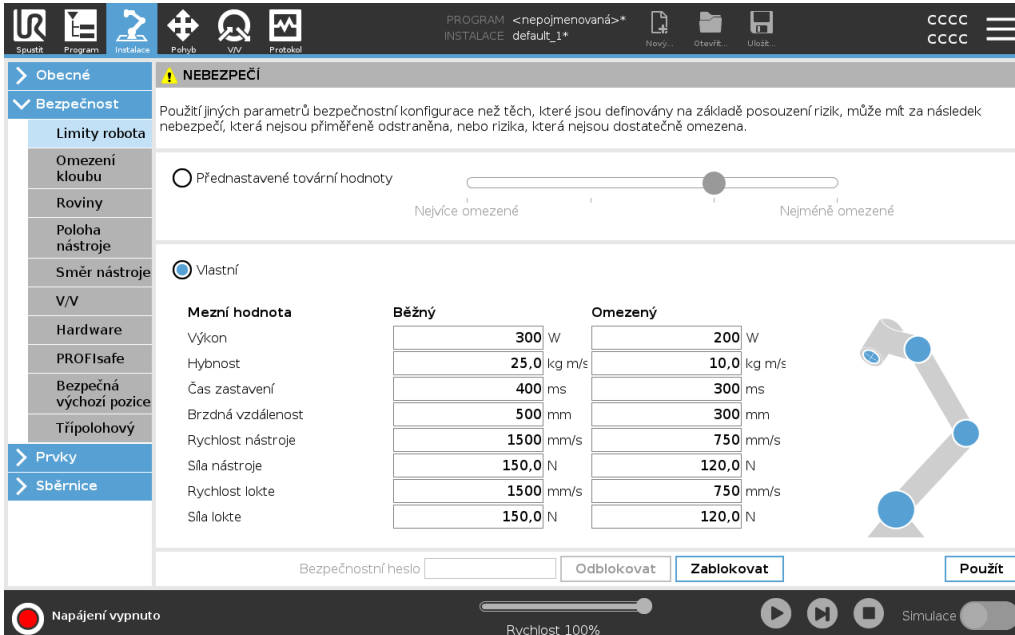

**NEBEZPEČÍ**

Použití jiných parametrů bezpečnostní konfigurace než těch, které jsou definovány na základě posouzení rizik, může mít za následek nebezpečí, která nejsou přiměřeně odstraněna, nebo rizika, která nejsou dostatečně omezena.

Přednastavené tovární hodnoty

Vlastní

Mezní hodnota	Běžný	Omezený
Výkon	300 W	200 W
Hybnost	25,0 kg m/s	10,0 kg m/s
Čas zastavení	400 ms	300 ms
Brzdná vzdálenost	500 mm	300 mm
Rychlost nástroje	1500 mm/s	750 mm/s
Síla nástroje	150,0 N	120,0 N
Rychlost lokte	1500 mm/s	750 mm/s
Síla lokte	150,0 N	120,0 N

Bezpečnostní heslo:  Odblokovat **Zablokovat** Použít

Napájení vypnuto Rychlost 100% Simulace

**POZNÁMKA**

Všechna omezení robota lze přepnout zpět na **Přednastavené tovární hodnoty** a obnovit tak jejich výchozí nastavení.

## 22.8. Bezpečnostní režimy

Za normálních podmínek, tj. když není aktivní ochranné zastavení, pracuje bezpečnostní systém v Bezpečnostním režimu se sadou bezpečnostních mezních hodnot:

**Běžný režim** je bezpečnostní režim, aktivní ve výchozím nastavení

**Omezený režim** je aktivní, pokud **středový bod nástroje** (TCP) robota překročil spouštěcí rovinu Omezeného režimu (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)), nebo pokud je spuštěn pomocí konfigurovatelného vstupu (viz [22.16. V/V na straně 150](#))

**Režim obnovy** se aktivuje, pokud je narušena bezpečnostní mezní hodnota ze sady aktivních mezních hodnot. Rameno robota provede zastavení kategorie 0. Pokud je aktivní bezpečnostní mezní hodnota, např. mezní poloha kloubu nebo bezpečnostní hranice, narušena již při zapnutí robota, spustí se robot v režimu **Obnovy**. To umožňuje přesunout rameno robota zpět do rozsahu bezpečnostních mezních hodnot. V režimu Obnovy je pohyb ramene robota omezen pevně stanovenou sadou mezních hodnot, kterou nelze uživatelsky upravit. Informace o mezních hodnotách v režimu Obnovy (see *Instalační příručka k hardwaru*).



### UPOZORNĚNÍ

Limity pro **pozice kloubu**, **pozice nástroje** a **orientace nástroje** jsou v režimu obnovy vypnuty, takže buďte opatrní při přesunu ramene robota zpět do mezních hodnot.

Nabídka na obrazovce Bezpečnostní konfigurace uživateli umožňuje definovat samostatné sady mezních hodnot pro Běžný a Omezený režim. Mezní hodnoty Omezeného režimu pro rychlost a hybnost nástroje a kloubů musí být restriktivnější, než jejich protějšky v Běžném režimu.

## 22.9. Tolerance

V Bezpečnostní konfiguraci jsou stanoveny limity bezpečnostního systému. *Bezpečnostní systém* obdrží hodnoty ze vstupních polí a detekuje překročení jakéhokoliv narušení těchto hodnot. Řídící jednotka robota se snaží zabránit jakémukoli narušení zastavením nebo snížením rychlosti.

## 22.10. Mezní hodnoty kloubu

Limity kloubů vám umožňují omezit pohyby jednotlivých kloubů robota v prostoru, tj. rotační polohu a rychlost kloubů. Existují dvě možnosti limitů kloubů: **Maximální rychlost** a **Rozsah poloh**.

Rozsah poloh Zápěstí 3 je ve výchozím nastavení neomezený. V případě použití kabelů připojených k robotu je nutné nejprve vypnout **Neomezený rozsah pro zápěstí 3**, aby nedocházelo k napínání kabelu a ochranným zastavením.

1. Pomocí funkce Maximální rychlost lze definovat maximální úhlovou rychlost pro jednotlivé klouby.
2. Pomocí funkce Rozsah poloh lze definovat rozsah poloh pro jednotlivé klouby. Pokud není k dispozici bezpečnostní rovina nebo konfigurovatelný vstup, který by ji spustil, jsou vstupní pole pro omezený režim neaktivní. Tato mezní hodnota umožňuje omezit měkkou osu robota schválenou k použití v rizikových prostorech.



Klouby	Rozsah	Běžný režim		Omezený režim		
		Minimální	Maximální	Minimální	Maximální	
Základna	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Rameno	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Loket	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Zápěstí 1	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Zápěstí 2	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °
Zápěstí 3	-363 — 363 °	-363	363	-363	363	+2 ° / -2 °

Klouby	Maximální	Běžný režim		Omezený režim	
Základna	max: 191 ° /s	191	191	-11 ° /s	
Rameno	max: 191 ° /s	191	191	-11 ° /s	
Loket	max: 191 ° /s	191	191	-11 ° /s	
Zápěstí 1	max: 191 ° /s	191	191	-11 ° /s	
Zápěstí 2	max: 191 ° /s	191	191	-11 ° /s	
Zápěstí 3	max: 191 ° /s	191	191	-11 ° /s	

## 22.11. Roviny



### POZNÁMKA

Konfigurace rovin je zcela založena na prvcích. Doporučujeme vytvořit a pojmenovat všechny prvky před úpravou bezpečnostní konfigurace, neboť robot bude po odemčení kary Bezpečnost vypnutý a nebude možné jím pohybovat.

Bezpečnostní roviny omezují pracovní prostor robota. Lze definovat až osm bezpečnostních rovin, které omezí nástroj a loket robota. U jednotlivých bezpečnostních rovin lze také omezit pohyb lokte a deaktivovat jej zrušením zaškrtnutí políčka. Před konfigurací bezpečnostních rovin je nutné definovat prvky v instalaci robota (viz [25.5. Nastavení V/V na straně 231](#)). Prvek lze zkopírovat na obrazovku bezpečnostní roviny a tam ji nakonfigurovat.



### UPOZORNĚNÍ

Definováním bezpečnostních rovin se omezí pouze definované sféry nástroje a loket, a nikoliv celková mezní hodnota ramene robota. To znamená, že stanovením bezpečnostní roviny není zaručeno, že ostatní součásti ramene robota budou dodržovat totéž omezení.

### 22.11.1. Režimy

Každou rovinu můžete nakonfigurovat s restriktivními **Režimy** pomocí níže uvedených ikon.

#### Zakázáno

V tomto stavu není bezpečnostní rovina nikdy aktivní.

#### ■ Běžný

Pokud je bezpečnostní systém v Běžném režimu, je aktivní rovina Běžného režimu a chová se jako striktní mezní hodnota pro tuto polohu.

#### ■ Omezený

Pokud je bezpečnostní systém v Omezeném režimu, je aktivní rovina Omezeného režimu a chová se jako striktní mezní hodnota pro tuto polohu.

#### ■ Běžný & Omezený

Pokud je bezpečnostní systém v Běžném nebo Omezeném režimu, je aktivní rovina běžného a omezeného režimu a chová se jako striktní mezní hodnota pro tuto polohu.

#### ■ Spouštění Omezeného režimu

Pokud nástroj nebo loket překročí bezpečnostní rovinu, přepne se bezpečnostní systém do omezeného režimu.

#### ⦿ Zobrazit

Stisknutím této ikony lze skrýt nebo zobrazit bezpečnostní rovinu v grafickém panelu.

#### 🗑 Odstranit

Odstraní zaznamenanou bezpečnostní rovinu. Neexistuje žádná akce zpět/znovu. Pokud je rovina odstraněna omylem, musí být vytvořena znovu.

#### ✎ Přejmenovat


Stisknutím této ikony můžete rovinu přejmenovat.

## 22.11.2. Konfigurace bezpečnostních rovin

1. V záhlaví PolyScope klepněte na **Instalace**.
2. V postranní nabídce v levé části obrazovky klepněte na položku **Bezpečnost** a vyberte **Roviny**.
3. V pravé horní části obrazovky v poli **Roviny** klepněte na možnost **Přidat rovinu**.
4. V pravé spodní části obrazovky v poli **Vlastnosti** nastavte položky **Název**, **Kopírovat prvek** a **Omezení**.

Možnost **Zkopírovat prvek** obsahuje pouze nedefinované a základní prvky. Nakonfigurovanou bezpečnostní rovinu lze resetovat výběrem možnosti **Nedefinováno**


Pokud zkopírovaný prvek na obrazovce **Prvky** upravíte, zobrazí se vedle textu **Kopírovat prvek** ikona s varováním. To znamená, že prvek není synchronizován, tzn. informace v kartě vlastností se neaktualizují, aby odrážely změny, které mohly být provedeny na Prvku.

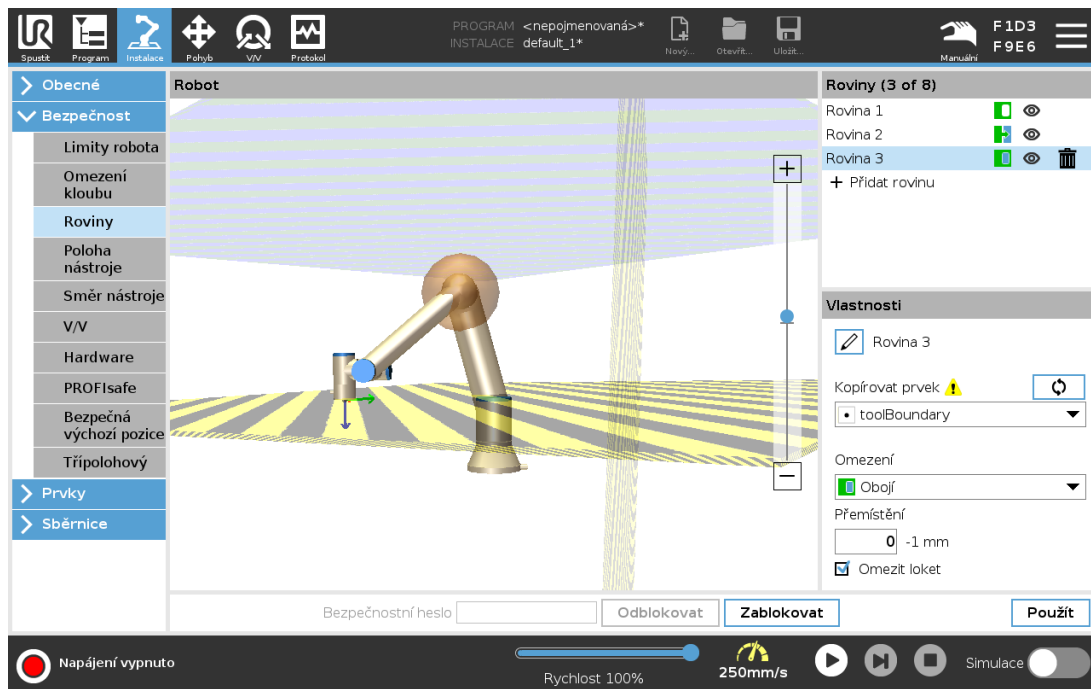

### 22.11.3. Loket

Aktivací možnosti **Omezit loket** lze kloubu lokte robota zamezit přechod přes definované roviny. Pokud funkci Omezit loket deaktivujete, bude loket moci procházet rovinami.

### 22.11.4. Barevné kódy

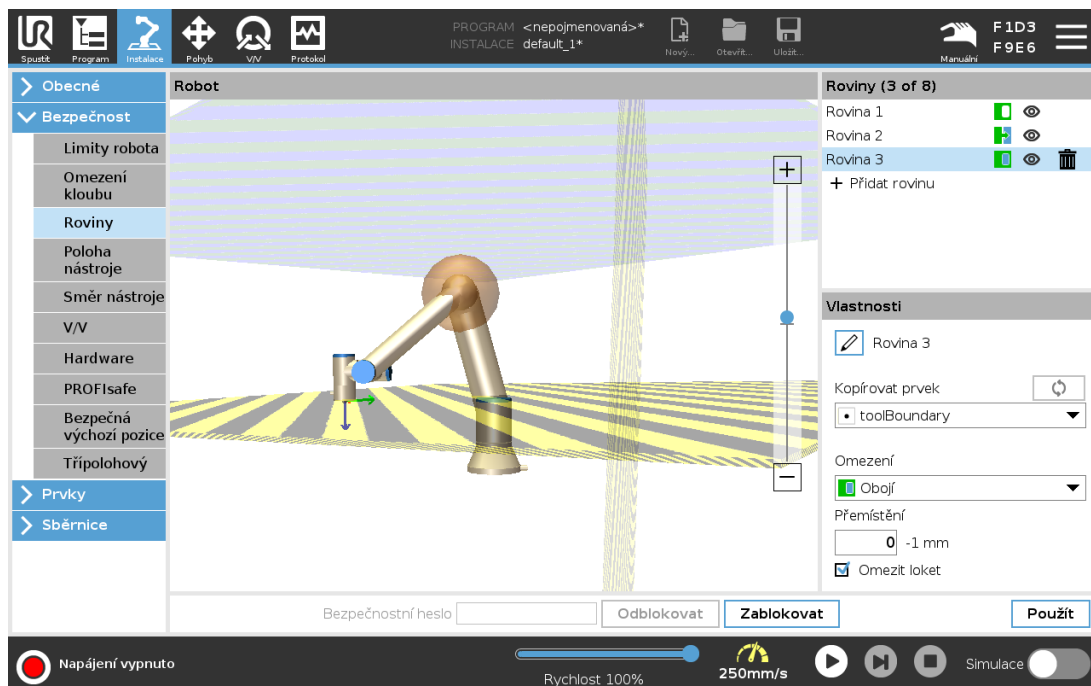

*Šedá*

Rovina je nakonfigurována, ale deaktivována (A)

### Žlutá & černá

Normální rovina (B)

### Modrá & Zelená

Spouštěcí rovina (C)

### Černá šipka

Strana roviny, na které se nástroj a/nebo loket mohou pohybovat (pro normální roviny)

### Zelená šipka

Strana roviny, na které se nástroj a/nebo loket mohou pohybovat (pro spouštěcí roviny)

### Šedá šipka

Strana roviny, na které se nástroj a/nebo loket mohou pohybovat (pro deaktivované roviny)

## 22.12. Freedrive

Funkce Freedrive umožňuje manuální přemístění ramena robota do požadované polohy. Klouby se pohybují s malým odporem, neboť brzdy jsou odbrzděny. Během manuálního pohybu je rameno robota v režimu Freedrive (viz [21.1. Provozní režimy na straně 133](#)). Jakmile se rameno robota v režimu Freedrive blíží předdefinovanému meznímu bodu nebo rovině (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)), odpor se zvyšuje. V důsledku toho je k přemístování robota do jiné polohy nutné působit potřebnou silou. Režim Freedrive lze aktivovat následujícími způsoby:

- Pomocí tlačítka Freedrive
- Použití V/V akcí (viz [25.5.3. Akce V/V a ovládání karty V/V na straně 232](#))
- Použijte tlačítko Freedrive na obrazovce s kartou Pohyb (viz [26.2.4. Volnoběh na straně 264](#))

### 22.12.1. Pomocí tlačítka Freedrive

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Freedrive** umístěné na **Přenosném ovládacím terminálu**.
2. Přesuňte rameno robota podle potřeby.

## 22.13. Zpětné řízení

Během inicializace ramena robota, lze při odbrzdění pozorovat menší vibrace. V některých situacích, například když je robot v blízkosti kolize, jsou tyto otřesy nežádoucí a k vynucenému pohybu konkrétních kloubů do požadované polohy bez uvolnění všech brzd v rameni robota lze použít funkci **Backdrive**.

### 22.13.1. Aktivace funkce Backdrive

1. Na obrazovce **Inicializovat** spusťte klepnutím na tlačítko **ZAPNOUT** sekvenci zapínání.
2. Když je stav robota **Nečinný**, stiskněte a podržte tlačítko **Freedrive**. Stav robota se změní na **Backdrive**.

- Brzdy se uvolňují pouze u kloubů, na které je vyvíjen významný tlak. Dokud je stisknuto tlačítko **Freedrive**. Během používání funkce **Backdrive** je pohyb ramene robotu ztížen.

## 22.14. Poloha nástroje

Obrazovka Poloha nástroje umožňuje kontrovanější omezení nástrojů a/nebo příslušenství umístovaných na konec ramene robotu.


V části **Robot** můžete vizualizovat své úpravy.

V části **Nástroj** lze definovat a nakonfigurovat až dva nástroje.

**Nástroj1** je výchozí nástroj definovaný hodnotami  $x=0.0$ ,  $y=0.0$ ,  $z=0.0$  a o poloměru  $=0.0$ . Tyto hodnoty představují přírubu nástroje robotu.

V poli Kopírovat TCP lze také vybrat možnost **Příruba nástroje** a nastavit hodnoty nástroje zpět na 0.

Výchozí sféra je definována u příruby nástroje.

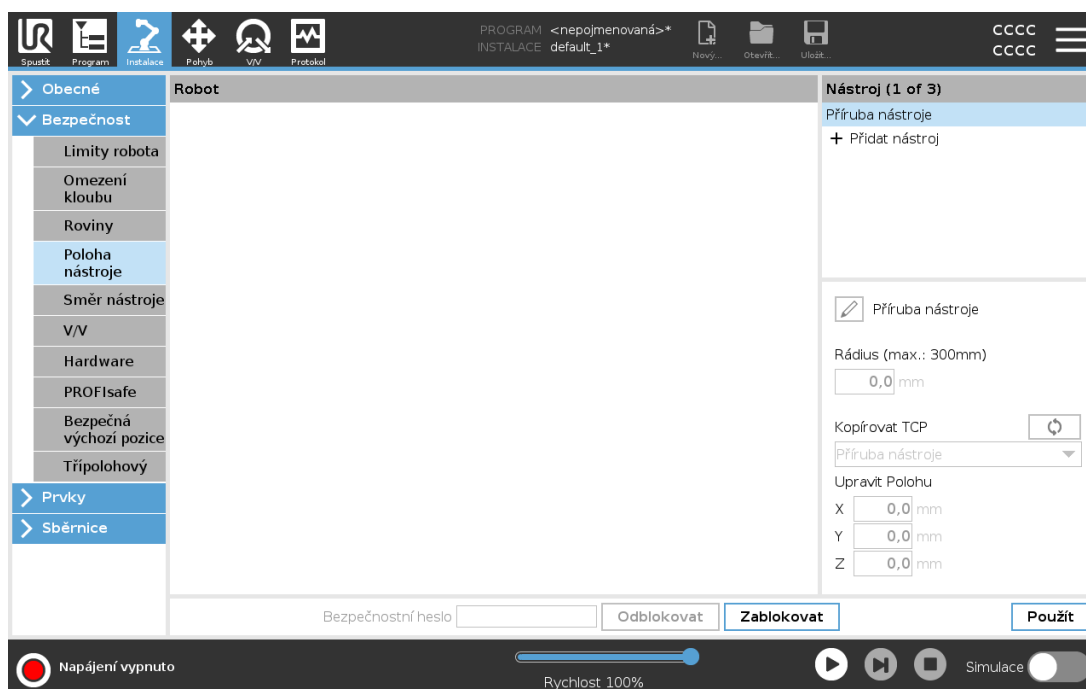

V případě uživatelem definovaných nástrojů může uživatel změnit:

V části **Rádus** lze změnit poloměr sféry nástroje. Poloměr je brán v potaz při použití bezpečnostních rovin. Pokud bod v kulovém prostoru projde spouštěcí rovinou omezeného režimu, robot se přepne do *Omezeného* režimu. Bezpečnostní systém zamezí kterémukoliv bodu kulového prostoru v přechodu bezpečnostní rovinou (viz 22.11. [Roviny na straně 143](#)).

V části **Poloha** lze změnit polohu nástroje ve vztahu k přírubě nástroje robotu. Poloha je brána v potaz v případě bezpečnostních funkcí: rychlost nástroje, síla nástroje, brzdná dráha bezpečnostní roviny.


Stávající středový bod nástroje lze použít jako základ pro definici nových poloh nástroje. Ke kopii stávajícího TCP předdefinovaného v nabídce Obecné na stránce TCP získáte přístup v nabídce Poloha nástroje v rozevřacím seznamu Kopírovat TCP.

Při provádění změn nebo úprav hodnot v textových polích **Upravit polohu** se název TCP viditelný v

rozevírací nabídce změni na **vlastní**, což označuje, že se hodnota zkopírovaného TCP a skutečného zadaného mezního limitu liší. Původní TCP bude stále dostupný v rozevírací nabídce a lze jej vybrat znovu a změnit hodnoty zpět na původní polohu. Výběr v rozevírací nabídce Kopírovat TCP neovlivní název nástroje.

Pokud se po potvrzení změn na obrazovce Poloha nástroje pokusíte změnit zkopírovaný TCP na obrazovce konfigurace TCP, zobrazí se po pravé straně textu Kopírovat TCP ikona s varováním. To znamená, že TCP není synchronizován, tzn. informace v poli vlastností se neaktualizují, aby odrážely změny, které mohly být provedeny na TCP. Protokol TCP lze synchronizovat stisknutím ikony synchronizace (viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#)).

Za účelem úspěšného definování a používání nástroje není nutné TCP synchronizovat. Nástroj lze přejmenovat stisknutím karty Tužka vedle zobrazeného názvu nástroje. Můžete také určit poloměr s povoleným rozsahem 0-300 mm. Limit se v grafickém podokně zobrazí jako bod nebo koule v závislosti na velikosti poloměru.

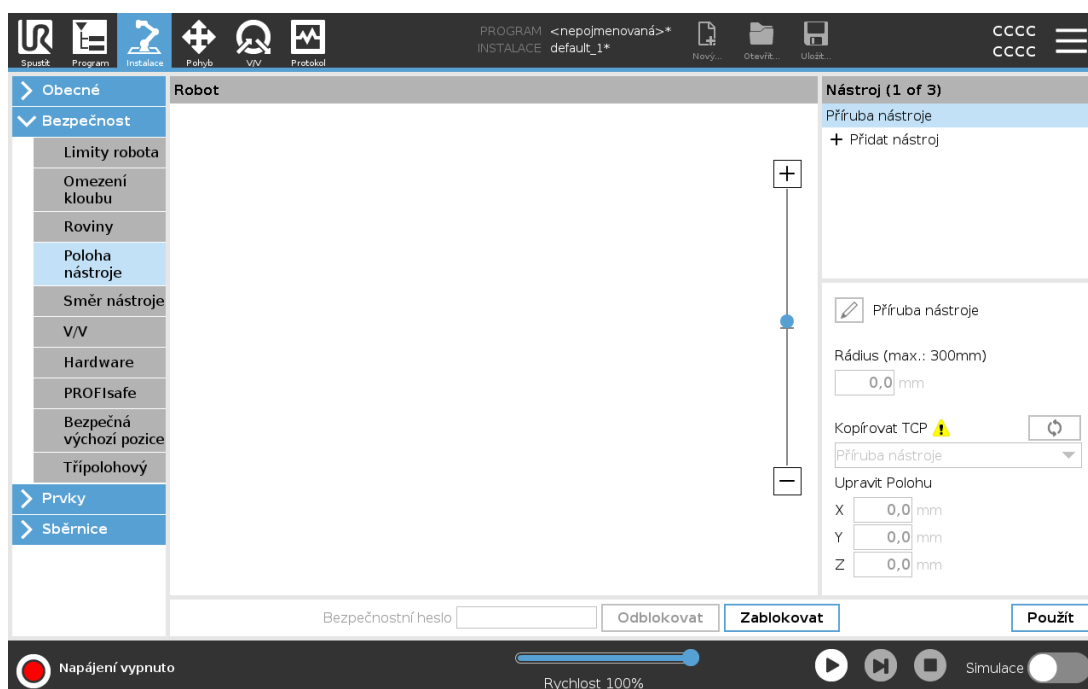

Copyright © 2009-2022 od Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 22.15. Směr nástroje


Na obrazovce Směr nástroje lze omezit úhel, pod kterým nástroj pracuje. Mezní hodnota se definuje pomocí kuželu, který má ve vztahu k základně ramene robota pevnou orientaci. S tím, jak se rameno robota pohybuje dokola, směr nástroje se omezuje tak, aby zůstal v rozsahu definovaného kužele. Výchozí směr nástroje se shoduje s osou Z vnější příruby nástroje. Lze jej přizpůsobit definováním úhlů náklonu a posunu.

Před konfigurací mezní hodnoty je nutné definovat bod nebo rovinu v instalaci robota (viz [25.17. Prvky na straně 244](#)). Prvek lze poté zkopírovat a osu Z použít jako střed kužele definujícího mezní hodnotu.



### POZNÁMKA

Konfigurace směru nástroje je založena na prvcích. Požadované prvky doporučujeme vytvořit před úpravou bezpečnostní konfigurace, protože po odemčení karty Bezpečnost se rameno robota vypne a nebude možné definovat nové prvky.

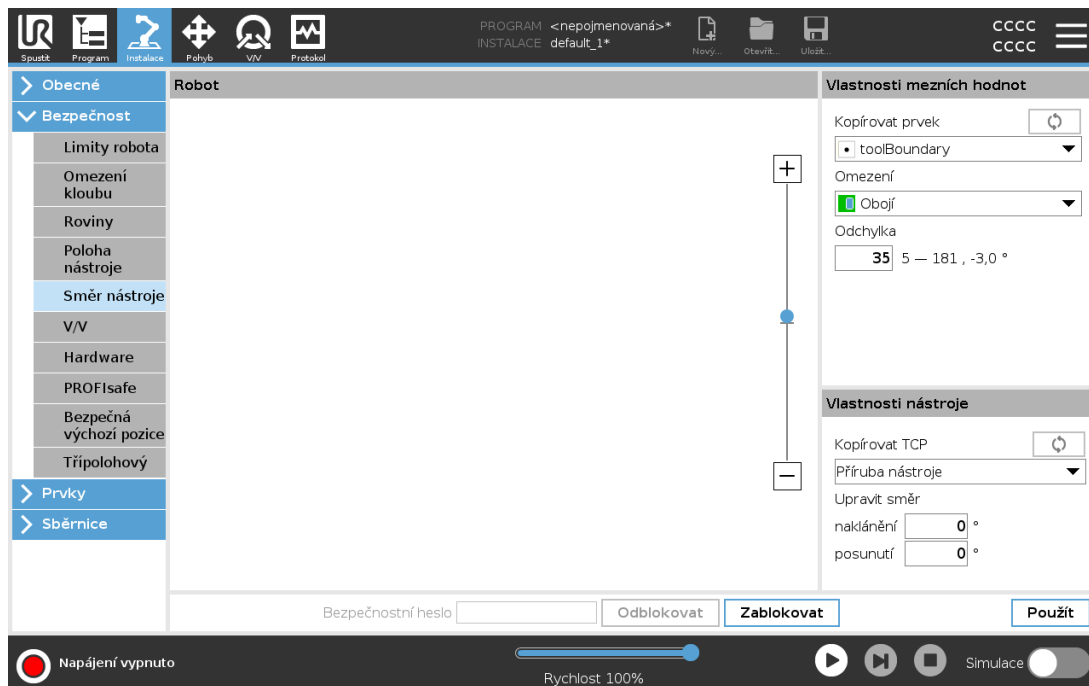

## 22.15.1. Vlastnosti mezních hodnot

Mezní hodnota směru nástroje má tři konfigurovatelné vlastnosti:

1. **Střed kuželu:** Z rozevírací nabídky lze vybrat prvek bodu nebo roviny, který bude definovat střed kuželu. Osa Z vybraného prvku bude sloužit jako směr, kolem kterého bude kužel vycentrován.
2. **Úhel kuželu:** Můžete definovat, o kolik stupňů se robot může odchýlit od středu.

*Zakázaná mezní hodnota Směru nástroje*  
není nikdy aktivní

*Normální mezní hodnota Směru nástroje*  
je aktivní pouze v případě, že je bezpečnostní systém v **Běžném režimu**.

*Omezená mezní hodnota Směru nástroje*  
je aktivní pouze v případě, že je bezpečnostní systém v **Omezeném režimu**.

*Normální & Omezená mezní hodnota Směru nástroje*  
je aktivní v případě, že je bezpečnostní systém v **Běžném režimu** anebo taky v **Omezeném režimu**.

Pokud se pole Kopírovat prvek nastaví zpět na , obnoví se výchozí hodnoty nebo se konfigurace směru nástroje vrátí zpět.

## 22.15.2. Vlastnosti nástroje

Nástroj ve výchozím nastavení směřuje stejným směrem jako osa Z vnější příruby nástroje. Tento směr lze upravit změnou dvou úhlů:


**Úhel náklonu:** Míra náklonu osy Z vnější příruby směrem k ose X vnější příruby

**Úhel posunu:** Míra otočení nakloněné osy Z kolem původní osy Z vnější příruby.

Případně lze osu Z stávajícího TCP zkopírovat tím, že dané TCP vyberete z rozevírací nabídky.

## 22.16. V/V

V/V se dělí na vstupy a výstupy a jsou spárovány tak, aby každá funkce obsahovala kategorii 3 a PLd V/V.

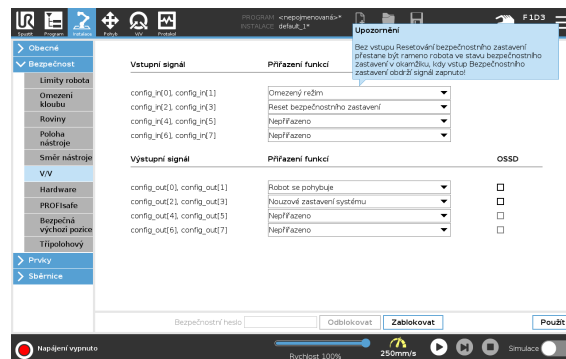

### 22.16.1. Vstupní signály

Se vstupními signály lze použít následující bezpečnostní funkce:

#### *Nouzové zastavení systému*

Jedná se o alternativu tlačítka nouzového zastavení na přenosném ovládacím terminálu, která zajišťuje stejnou funkci, pokud zařízení splňuje normu ISO 13850.

#### *Omezený režim*

Veškerá bezpečnostní omezení lze uplatnit na Běžný i Omezený režim (viz [22.8. Bezpečnostní režimy na straně 141](#)). Po nakonfigurování nízký signál vysílaný do vstupů způsobí, že se bezpečnostní systém převede do Omezeného režimu. Rychlost ramene robota se sníží dle nastavených mezních hodnot Omezeného režimu. Bezpečnostní systém zaručuje, že robot přejde do mezních hodnot omezeného režimu za méně než 0,5 s po vyslání vstupního signálu.

Pokud rameno robota i nadále nesplňuje mezní hodnoty Omezeného režimu, provede se zastavení kategorie 0. K přechodu do Běžného režimu dochází stejným způsobem. Přechod do omezeného režimu mohou také způsobit spouštěcí roviny.

#### *Třípolohové aktivační zařízení*

V manuálním režimu musí být pro pohyb robota stisknuto a přidrženo ve středové poloze externí Třípolohové aktivační zařízení.

Pokud používáte vestavěné Třípolohové aktivační zařízení, pro pohyb robota musí být tlačítko stisknuto a přidrženo ve středové poloze.

#### *Provozní režim*

Je-li definován, lze tento vstup použít k přepínání mezi **Automatickým režimem** a **Manuálním režimem** (viz 21.1. [Provozní režimy na straně 133](#)).

#### *Reset bezpečného zastavení*

Dojde-li k Ochrannému zastavení, tento výstup zajišťuje setrvání stavu Ochranného zastavení, dokud se nespustí vynulování/resetování.

#### *Automatický režim bezpečnostního zastavení*

Po konfiguraci provede **Ochranné zastavení automatického režimu** příkaz Ochranné zastavení v případě nízkého vstupního signálu a **POUZE** je-li robot v automatickém režimu.

#### *Automatický režim bezpečnostního obnovení*

Dojde-li k Ochrannému zastavení v automatickém režimu, robot zůstane zajištěn v automatickém režimu, dokud se na vstupu neobjeví náběžná hrana signálu.



### UPOZORNĚNÍ

- Pokud se deaktivuje výchozí vstup bezpečnostního resetování, rameno robota již při náběhu vysokého vstupního signálu nebude bezpečnostním zastavením zajištěno. Program se pozastaví pouze při opakovaném spuštění ochranného zastavení.
- Podobně jako v případě bezpečnostního resetování, pokud se deaktivuje výchozí Bezpečnostní resetování v automatickém režimu, rameno robota již při náběhu vysokého vstupního signálu v automatickém režimu nebude bezpečnostním zastavením zajištěno. Program se pozastaví pouze při opakovaném spuštění ochranného zastavení v automatickém režimu.

## 22.16.2. Výstupní signály

Na výstupní signály lze aplikovat následující bezpečnostní funkce. Jakmile skončí stav, který spustil vysoký signál, vrátí se veškeré signály na nízké hodnoty:

#### *Nouzové zastavení systému*

Signál je *Nízký* pouze v případě, že byl v bezpečnostním systému spuštěn stav Nouzového zastavení vstupem Nouzového zastavení robota nebo tlačítkem Nouzového zastavení. Aby nedošlo k zablokování, je-li spuštěn stav Nouzového zastavení vstupem Nouzového zastavení, nízký signál se nevyšle.

#### *Robot se pohybuje*

Signál je *Nízký*, když je robot v pohybu, jinak je vysoký.

#### *Robot se nezastavuje*

Signál je *Vysoký* v případě zastavení nebo zastavování robota z důvodu nouzového nebo ochranného zastavení. Jinak je logická hodnota nízká.

#### *Omezený režim*

Signál je *Nízký*, pokud se rameno robota nachází v Omezeném režimu, nebo pokud je bezpečnostní vstup nakonfigurován pomocí vstupu Omezeného režimu a signál je momentálně nízký. V ostatních případech je signál vysoký.

#### Není Omezený režim

Jedná se o opak výše definovaného Omezeného režimu.

#### Bezpečná výchozí pozice

Signál je *Vysoký*, pokud se rameno robota zastaví v nakonfigurované bezpečné základní poloze. Jinak je signál *Nízký*.




#### POZNÁMKA

Jakékoliv externí zařízení ve stavu Nouzového zastavení od robota prostřednictvím výstupu Systémového nouzového zastavení musí vyhovovat normě ISO 13850. Toto je obzvláště důležité v sestavách, kde je vstup Nouzového zastavení robota připojen k externímu zařízení pro nouzové zastavení. V takových případech bude na výstupu Systémového nouzového zastavení při uvolnění externího zařízení pro nouzové zastavení vysoký signál. To znamená, že stav nouzového zastavení u externího zařízení bude resetován bez potřeby manuálního zásahu obsluhy robota. Dle bezpečnostních norem se u externího zařízení vyžaduje pro pokračování v chodu manuální zásah.

### 22.16.3. Bezpečnostní signály OSSD

Pokud je bezpečnostní výstup neaktivní/vysoký, můžete nakonfigurovat ovládací panel tak, aby vysílal impulzy OSSD. Impulzy OSSD detekují schopnost řídicí jednotky aktivovat/snižovat bezpečnostní výstupy. Pokud jsou pro výstup povoleny impulzy OSSD, generuje se na bezpečnostním výstupu každých 32 ms nízký 1ms impuls. Bezpečnostní systém detekuje, když je výstup připojen k napájení, a vypne robota.

Na obrázku níže vidíte: čas mezi impulsy na kanálu (32 ms), délku impulsu (1 ms) a čas od impulsu na jednom kanálu k impulsu na druhém kanálu (18 ms)

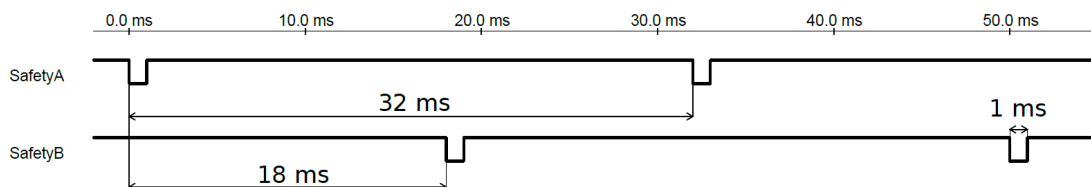

#### Povolení OSSD pro bezpečnostní výstup

1. V záhlaví klepněte na ikonu **Instalace** a zvolte položku **Bezpečnost**.
2. V části **Bezpečnost** zvolte **V/V**.
3. Na obrazovce I/O v části Výstupní signál zaškrtněte požadované políčko OSSD. Chcete-li aktivovat zaškrťovací políčka OSSD, musíte přiřadit výstupní signál.

## 22.17. Hardware

Robota lze používat bez připojení přenosného ovládacího terminálu. Po odpojení ručního ovládacího panelu je třeba definovat jiný zdroj nouzového zastavení. Je třeba specifikovat, zda je připojen ruční ovládací panel, aby nedošlo ke spuštění signálu porušení bezpečnosti.

### 22.17.1. Výběr dostupného hardwaru

Robota lze používat bez rozhraní PolyScope jako programovacího rozhraní.

1. V záhlaví klepněte na položku **Instalace**.
2. V nabídce vlevo klepněte na položku **Bezpečnost** a vyberte možnost **Hardware**.
3. Vložte bezpečnostní heslo a **Odblokujte** obrazovku.
4. Pokud chcete použít robota bez rozhraní PolyScope, zrušte výběr možnosti **Přenosný ovládací terminál**.
5. Pro použití vašich změn klepněte na **Uložit a restartovat**.




#### POZOR

Je-li ruční ovládací panel demontován nebo odpojen od robota, tlačítko nouzového zastavení již není aktivní. Ruční ovládací panel je nutné odebrat z blízkosti robota.

## 22.18. Bezpečný návrat do základní polohy (Safe Home)

Funkce Safe Home je určena k návratu do výchozí polohy pomocí uživatelsky definované výchozí polohy. V/V bezpečné výchozí polohy jsou aktivní, když je rameno robota v bezpečné výchozí poloze a je definován vstup a výstup bezpečné výchozí polohy. Rameno robota je v bezpečné výchozí poloze, jsou-li polohy kloubů v předepsaných úhlech nebo jejich násobku 360 stupňů. Výstup bezpečné výchozí polohy je aktivní pouze v případě, že je robot v klidu a v bezpečné výchozí poloze.

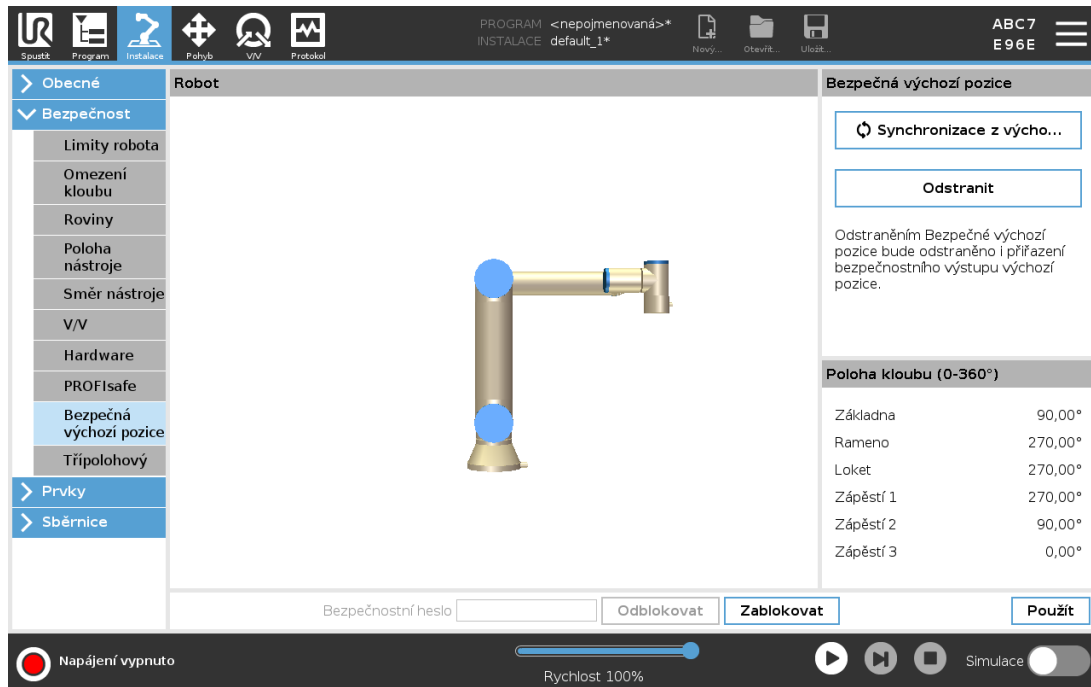

### 22.18.1. Synchronizace z výchozí polohy

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V nabídce vlevo klepněte na **Bezpečnost** a vyberte možnost **Bezpečná výchozí poloha**.
3. V části **Bezpečná výchozí poloha** zvolte **Synchronizace z výchozí polohy**.
4. Klepněte na **Použít** a v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte možnost **Použít a restartovat**.

## 22.19. Výstup bezpečná výchozí polohy

Bezpečná výchozí poloha musí být definována před výstupem bezpečné výchozí polohy (viz [22.16.2. Výstupní signály na straně 151](#)).

### 22.19.1. Definování výstupu bezpečná výchozí polohy

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V nabídce vlevo klepněte na **Bezpečnost** a vyberte možnost **V/V**.
3. Na obrazovce V/V u položky **Výstupní signál** v rozevírací nabídce **Přiřazení funkcí** vyberte možnost **Bezpečná výchozí poloha**.
4. Klepněte na **Použít** a v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte možnost **Použít a restartovat**.

## 22.20. Úpravy bezpečné výchozí polohy

Úpravou výchozí polohy se automaticky nezmění dříve definovaná bezpečná výchozí polohy. Jsou-li tyto hodnoty mimo synchronizaci, uzel programu výchozí polohy není definován.


### 22.20.1. Úpravy bezpečné výchozí polohy

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V nabídce vlevo klepněte na **Obecné** a vyberte možnost **Domů**.
3. Klepněte na **Upravit pozici**, nastavte novou pozici ramene robota a klepněte na **OK**.
4. V postranní nabídce klepněte na **Bezpečnost** a vyberte možnost **Bezpečná výchozí poloha**. Pro **Odblokování** bezpečnostního nastavení (viz [22.2. Nastavení bezpečnostního hesla na straně 138](#)) potřebujete bezpečnostní heslo.
5. V části **Bezpečná výchozí poloha** zvolte **Synchronizace z výchozí polohy**



# 23. Karta Spustit

Karta **Spustit** umožňuje provádět jednoduché operace a sledovat stav robota. Program můžete načíst, přehrát, pozastavit a zastavit a také sledovat proměnné. Karta Spustit je nejužitečnější, když je program vytvořen a robot je připraven k provozu.

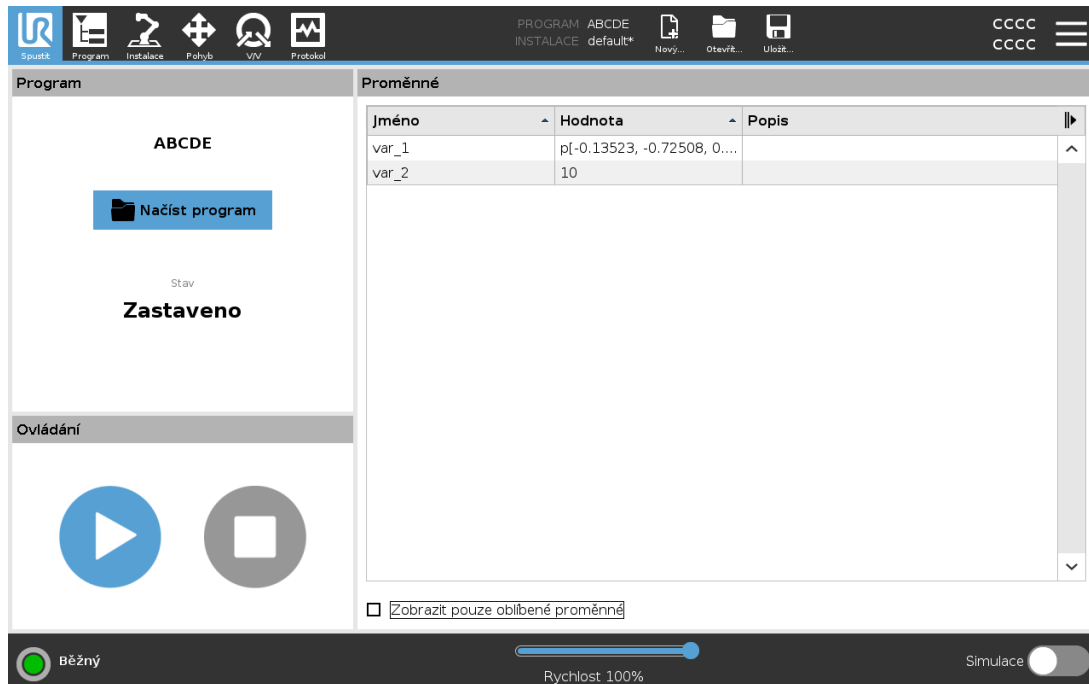

## Program:

V podokně Program se zobrazuje název a stav aktuálního programu.

## Nahrání nového programu

1. V podokně Program klepněte na **Nahrát program**.
2. Ze seznamu vyberte požadovaný program.
3. Klepněte na **Otevřít**, čímž se nahraje nový program.

Proměnné, pokud jsou zastoupeny, se zobrazí při přehrávání programu.

## Proměnné:

Proměnné slouží v programech k ukládání a aktualizaci hodnot během běhu.

- Programové proměnné patří k programům.
- Instalační proměnné patří k instalacím, které lze sdílet mezi různými programy. Stejnou instalaci lze použít s více programy.

Ve výchozím nastavení jsou všechny programové proměnné a instalační proměnné v programu zobrazeny v podokně Proměnné.

Vybrané proměnné můžete zobrazit také pomocí možnosti **Zobrazit pouze oblíbené proměnné**.

## Zobrazení oblíbených proměnných

1. V části Proměnné zaškrtněte políčko **Zobrazit pouze oblíbené proměnné**.
2. Pro zobrazení všech proměnných znovu zaškrtněte **Zobrazit pouze oblíbené proměnné**.

Na kartě Spustit nelze označit oblíbené proměnné, lze je pouze zobrazit. Označení oblíbených proměnných závisí na typu proměnné.

Program variables	Instalační proměnné
Označení oblíbených programových proměnných	Označení oblíbených instalačních proměnných
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V záhlaví klepněte na <b>Program</b>. Proměnné jsou uvedeny v části <b>Nastavení proměnných</b>.</li> <li>2. Vyberte požadované proměnné.</li> <li>3. Zaškrtněte pole <b>Oblíbená proměnná</b>.</li> <li>4. Klepnutím na <b>Spustit</b> se vrátíte k zobrazení proměnné.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V záhlaví klepněte na <b>Instalace</b>.</li> <li>2. V části Obecné vyberte <b>Proměnné</b>. Proměnné jsou uvedeny v části <b>Instalační proměnné</b>.</li> <li>3. Vyberte požadované proměnné.</li> <li>4. Zaškrtněte pole <b>Oblíbená proměnná</b>.</li> <li>5. Klepnutím na <b>Spustit</b> se vrátíte k zobrazení proměnné.</li> </ol>

Další informace o programových proměnných naleznete v části [24.6. Karta Proměnné na straně 167](#).



Další informace o instalačních proměnných naleznete v části [25.6. Instalační proměnné na straně 234](#).

### Ovládání:

Podokno Ovládání umožňuje ovládat spuštěný program. Pomocí tlačítek uvedených v tabulce níže můžete program přehrávat a zastavit nebo pozastavit a pokračovat v jeho přehrávání.

Tlačítka Přehrát, Pozastavit a Pokračovat jsou kombinovaná. Tlačítko Přehrát se při spuštěném programu změní na tlačítko Pozastavit. Tlačítko Pozastavit se změní na tlačítko Pokračovat.

Tlačítko	Funkce
	Play
	Pokračovat

Tlačítko	Funkce
	Stop
	Pauza

### Přehrání programu

1. V části Ovládání klepněte na **Přehrát** a spusťte program od začátku.

### Zastavení programu

1. Klepněte na **Zastavit**, čímž se váš program zastaví
  - Pokud program zastavíte, nelze v něm pokračovat.
  - Můžete klepnout na **Přehrát**, čímž se váš program znovu spustí.

### Pozastavení programu

1. Klepnutím na **Pozastavit** přerušíte program v určitém bodě.
  - V pozastaveném programu můžete pokračovat.


### Obnovení pozastaveného programu

1. Klepnutím na **Pokračovat** spustíte pozastavený program.



# 24. Karta Program

Karta Program zobrazuje program, který se aktuálně upravuje.

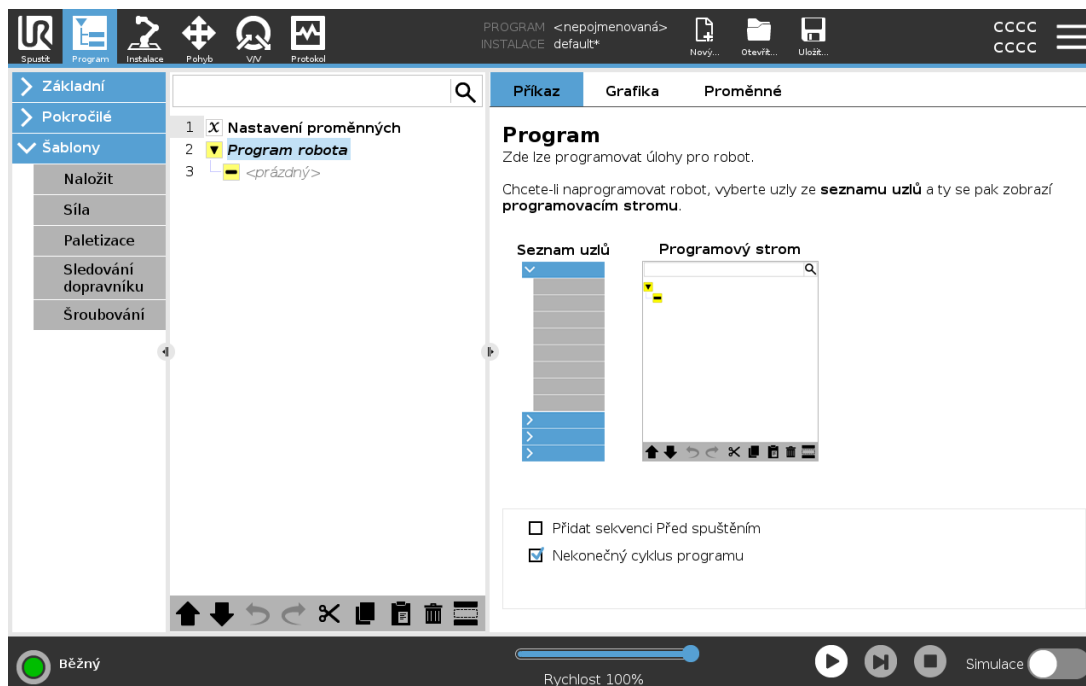

## 24.1. Přesunout robota do polohy.

Přejděte na obrazovku **Přesunout robota do polohy**, je-li nutné rameno robota přesunout do určité výchozí polohy před spuštěním programu, nebo když se rameno robota pohybuje k bodu trasy během úpravy programu.


V případech, kdy pomocí obrazovky **Přesunout robota do polohy** nelze přesunout rameno robota do počáteční polohy programu, proběhne přesun na první bod trasy ve stromové struktuře programu.

Rameno robota se může přesunout do nesprávné polohy v následujících případech:

- Před provedením prvního přesunu dojde během chodu programu ke změně bodu TCP, polohy prvku nebo bodu trasy prvního pohybu.
- První bod trasy je uvnitř příkazu If nebo uzlu stromové struktury programu.

### 24.1.1. Přístup k obrazovce přesun robota do polohy


1. Chcete-li se dostat na obrazovku **Přesunout robota na pozici**, klepněte v poli **Zápatí** na **Přehrát**.
2. Pro interakci s animací a skutečným robotem postupujte podle pokynů na obrazovce.

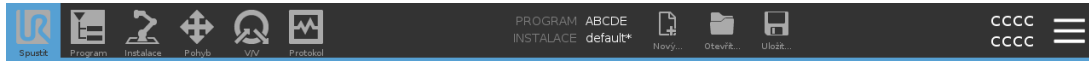

### Přesunout robot do polohy.

Chcete-li provést znázorněný pohyb, podržte tlačítko „Přesunout robot“. Uvolněním tlačítka pohyb zrušíte. Stisknutím tlačítka „Ručně“ přesuňte robot do polohy ručně.


**⚠ Upozornění: Vaše užitečné zatížení je na kartě Instalace nastaveno na nulu**

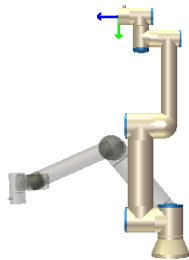

Přesunout robot do:  
6: A

Ručně

✖ Storno

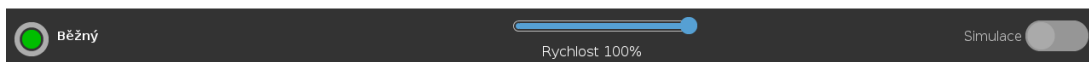

## 24.1.2. Přesunout robota:

Pro přesunutí ramene robota do počáteční polohy podržte tlačítko **Přesunout robota na:**. Animované robotické rameno na obrazovce ukazuje pohyb, který má být proveden.



### POZNÁMKA


Při kolizi by mohlo dojít k poškození robota nebo jiného zařízení. Animaci můžete srovnat s polohou skutečného ramene robota a ujistit se, že rameno může pohyb bezpečně provést, aniž by narazilo na překážku.

## 24.1.3. Manuální

Klepnutím na **Manuální** otevřete obrazovku **Pohyb**, kde lze robotické rameno přesunout pomocí šipek a/nebo konfigurovat souřadnice nástroje a souřadnice polohy kloubu.




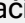


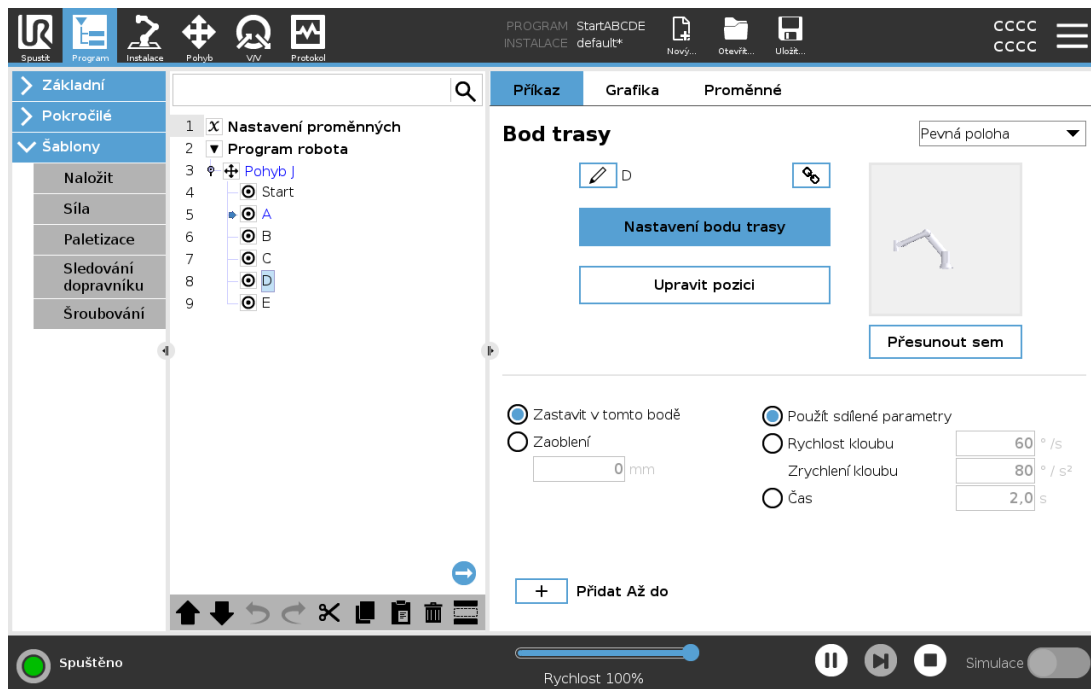




## 24.2. Program Tree

Vytvořte programový strom přidáním programových uzlů ze seznamu na pravé straně obrazovky do programu robota. Program robota musí obsahovat programové uzly, protože prázdný programový strom nelze spustit. Programy, které obsahují nesprávně nastavené nebo neplatné uzly programu, se také nesmějí spouštět. Neplatné uzly programu jsou zvýrazněny žlutou barvou a označují, co je nutné před spuštěním programu opravit.



### 24.2.1. Sada nástrojů Programový strom

Použijte sadu nástrojů programového stromu pro úpravu programového stromu.


<b>Tlačítka Zpět/Znovu</b>	Tlačítka  a  slouží ke zrušení a opětovnému provedení změn příkazů.
<b>Pohyb nahoru &amp; dolů</b>	Tlačítka  a  mění polohu uzlu.
<b>Vyjmout</b>	Tlačítko  vyjme uzel a umožňuje jeho použití pro jiné úkony (např. vložit jej na jiné místo v programovém stromu).
<b>Kopírovat</b>	 tlačítko umožňuje kopírování uzlu a umožňuje jeho použití pro jiné úkony (např. vložit jej na jiné místo v programovém stromu).
<b>Vložit</b>	Tlačítko  umožňuje vložit uzel, který jste předtím zkopírovali.
<b>Odstranit</b>	Klepnutím na tlačítko  odeberete uzel z programového stromu.
<b>Potlačit</b>	Klepnutím na tlačítko  potlačíte určité uzly v programovém stromu.
<b>Tlačítko Hledat</b>	Klepnutím na  lze vyhledávat v programovém stromu. Vyhledávání lze opustit klepnutím na ikonu  .

## 24.3. Nastavení proměnné

Nastavení proměnné je vždy prvním uzlem ve stromu programu.

Hlavním účelem nastavení proměnných je inicializace proměnných. Nastavení proměnné můžete použít následujícím způsobem:

- Přiřadíte výchozí hodnotu.
- Označíte proměnnou jako oblíbenou.
- Přidejte popis proměnné.
- Možnost přejmenování.

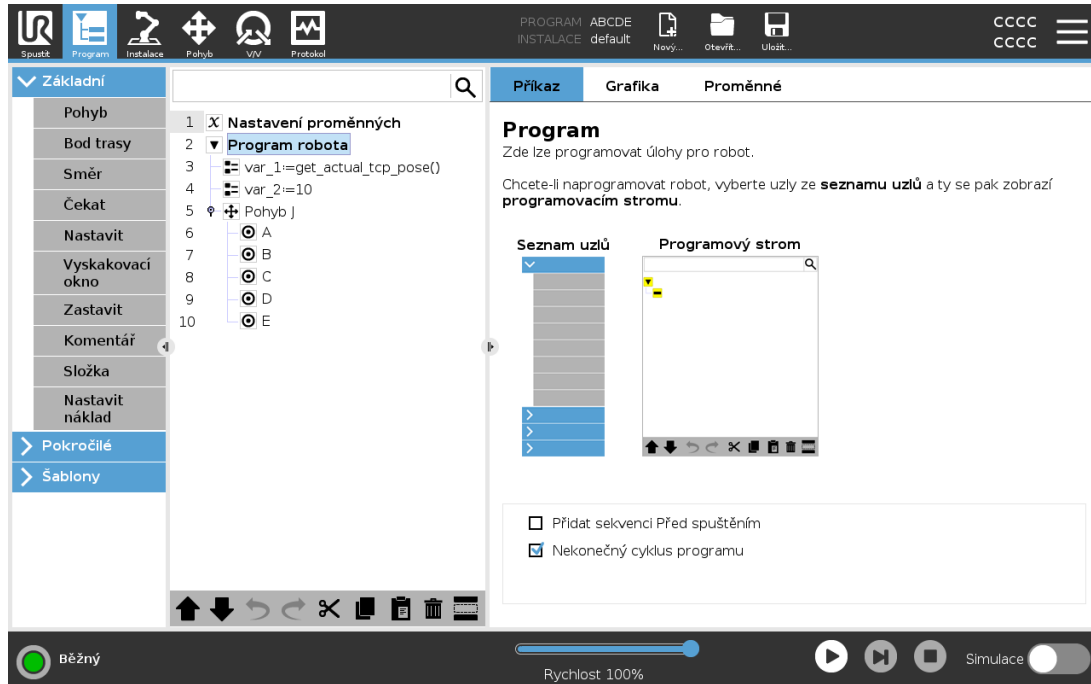

Označení oblíbené proměnné umožňuje, aby byla proměnná součástí sady oblíbených proměnných, které se zobrazí, když zvolíte, aby se na panelu Proměnné na obrazovce karty Program a na obrazovce karty Spustit zobrazily pouze oblíbené proměnné.

### Označení programové proměnné jako oblíbené

1. V záhlaví klepněte na **Program**.
2. V části Nastavení proměnných vyberte proměnnou.
3. Zaškrtnutím pole **Oblíbená proměnná** označíte vybranou proměnnou jako oblíbenou.

### Úpravy programových proměnných

Úpravy proměnných programu zahrnují přejmenování, popis a nastavení počáteční hodnoty pomocí výrazu.

### Přejmenování programové proměnné

1. V části Nastavení proměnných vyberte proměnnou.
2. Vyberte pole **Název**.
3. Zadejte jméno pomocí klávesnice na obrazovce.

## Popis programové proměnné

1. V části Nastavení proměnných vyberte proměnnou.
2. Vyberte pole **Popis**.
3. Zadejte popis pomocí klávesnice na obrazovce.

## Nastavení počáteční hodnoty programové proměnné


1. V části Nastavení proměnných vyberte proměnnou.
2. Vyberte pole **Výraz**.
3. Zadejte výraz pomocí klávesnice na obrazovce.



## Výchozí hodnota

Výchozí hodnota je první hodnota, kterou přiřadíte programové proměnné při spuštění programu.

Můžete zaškrtnout pole **Zachovat hodnotu z předchozího běhu** a nahradit tak výchozí hodnotu hodnotou z dříve spuštěného programu. Pokud však načtete nový program po použití hodnoty z dříve spuštěného programu, obnoví se výchozí hodnota.
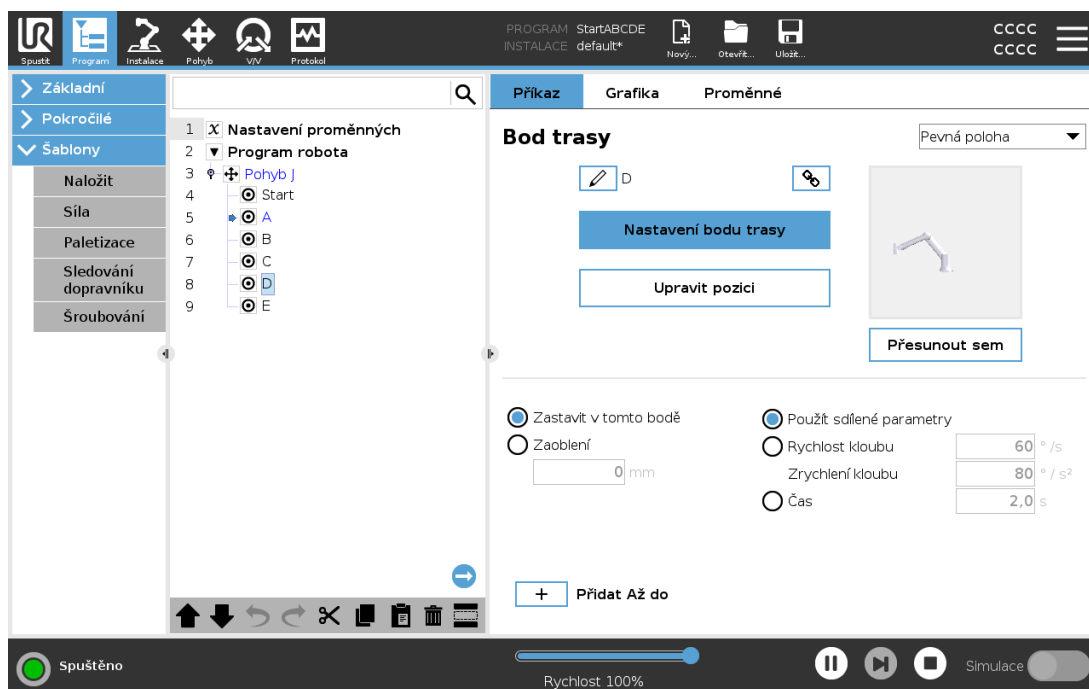
### 24.3.1. Signalizace běhu programu




Během chodu programu je aktuálně prováděný uzel programu označen malou ikonou  vedle uzlu. Furthermore, the path of execution is highlighted using a blue color. Stiskem  ikony v rohu programu se zapne sledování právě prováděného příkazu.

## 24.4. Karta Příkaz

V podoknech v části Příkazy konfigurujete uzly, které tvoří strom programu.

Tato příručka nezahrnuje všechny podrobnosti o každém typu uzlu programu. Uzel programu robota obsahuje tři zaškrťovací pole, kterými se reguluje celkové chování programu.

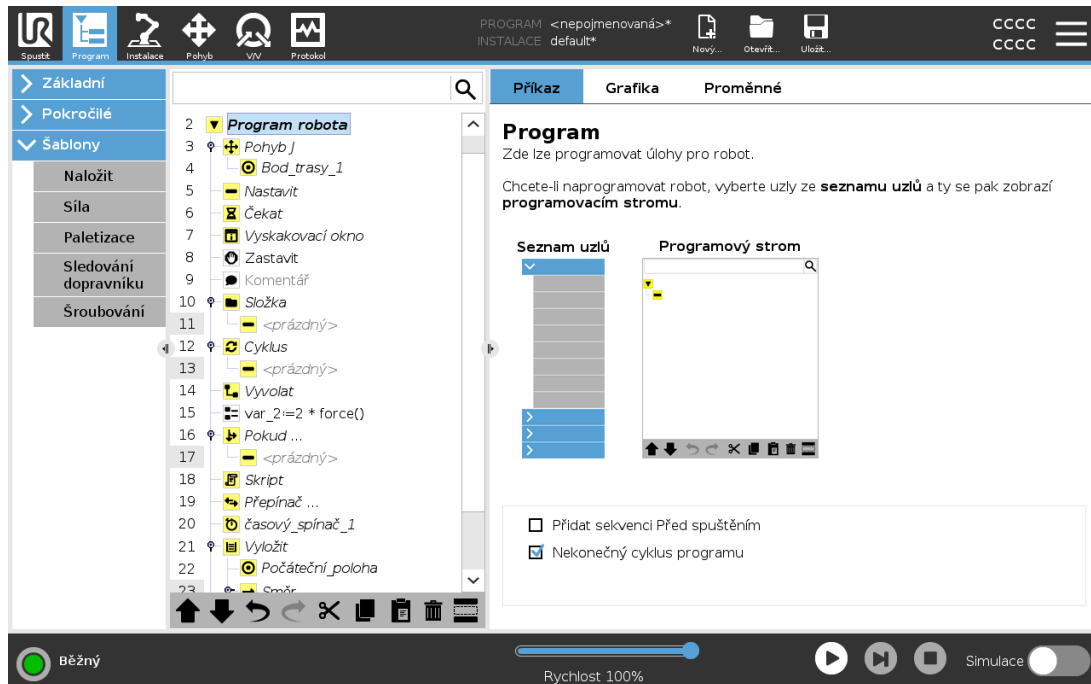

### 24.4.1. Přidat před spuštěním sekvence

Select this check-box to add a special section to the program which is run once when the program starts.

Proměnnou lze z programu odstranit zadáním prázdného názvu proměnné (pouze mezery).


### 24.4.2. Nekonečný cyklus programu

Tato volba se provádí, má-li program běžet nepřetržitě.

Potlačené řádky programu jsou při provádění programu jednoduše vynechány. Potlačení řádku lze kdykoli později opět zrušit. Jedná se o rychlý způsob provádění změn v programu bez nutnosti odstranění původního obsahu.

## 24.5. Karta Grafika

Grafické znázornění aktuálního programu robota. Trasa TCP je znázorněna v 3D zobrazení, přičemž pohybové segmenty jsou označeny černě a segmenty zaoblení (přechodů mezi pohybovými segmenty) jsou označeny zeleně. Zelené tečky určují polohu TCP v každém z bodů trasy programu. 3D náčrtek ramene robota znázorňuje aktuální polohu ramene robota a *stín* ramene robota znázorňuje předpokládaný pohyb ramene robota do bodu trasy zvoleného vlevo na obrazovce.

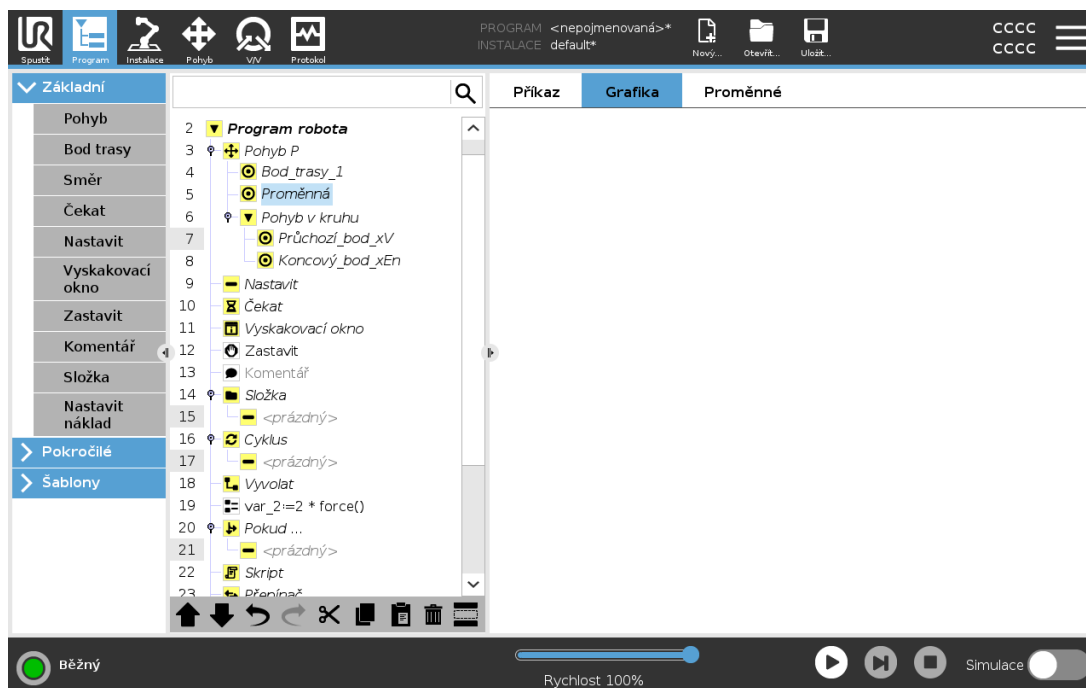

Pokud se aktuální poloha TCP robota dostane do blízkosti bezpečnostní nebo spouštěcí roviny, nebo je orientace nástroje robota v blízkosti hraniční hodnoty pro orientaci nástroje (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)), zobrazí se 3D znázornění přibližné hraniční hodnoty.

Pokud je v robotovi spuštěn program, bude znázornění mezních hodnot mezi vypnuto.

Bezpečnostní roviny jsou znázorněny žlutě a černě spolu s malou šipkou, která znázorňuje normálu roviny, což je strana roviny, na kterou lze TCP robota umístit.

Spouštěcí roviny jsou zobrazeny modře a zeleně a malá šipka ukazuje na stranu roviny, kde jsou aktivní mezní hodnoty (viz [22.8. Bezpečnostní režimy na straně 141](#)) běžného režimu.

Hraniční hodnota orientace nástroje je znázorněna kuželem společně s vektorem označujícím aktuální orientaci nástroje robota. Vnitřek kužele znázorňuje povolenou oblast pro orientaci nástroje (vektor).

Pokud se cílová poloha TCP robota již nenachází v blízkosti mezní hodnoty, 3D znázornění zmizí. Pokud nástroj TCP narušuje hraniční hodnotu (nebo se narušení velmi blíží), znázornění mezních hodnot zčervená.


3D obraz lze zvětšit a otočit pro potřeby přehlednějšího zobrazení ramene robota. Tlačítka vpravo nahoře na obrazovce slouží k deaktivaci různých grafických součástí 3D zobrazení. Pomocí spodního tlačítka lze znázornění přibližných mezních hodnot zapnout/vypnout.

## 24.6. Karta Proměnné

Podokno pod sekci Proměnné zobrazuje aktuální hodnoty všech proměnných v běžícím programu a zaznamenává seznam proměnných a hodnot mezi jednotlivými běhy programu.

V podokně Proměnné můžete také použít následující možnosti:

- Výběrem možnosti **Zobrazit body trasy** zobrazíte skriptové proměnné bodů trasy v seznamu proměnných. K ukládání informací o bodech trasy program robota využívá skripty. Mají-li se v seznamu proměnných zobrazovat proměnné skriptů, zaškrtněte políčko Zobrazit body v části Proměnné.
- Výběrem možnosti **Zobrazit pouze oblíbené proměnné** zobrazíte na kartě Proměnné pouze oblíbené proměnné. Je to stejné jako v podokně Proměnné na kartě Spustit (viz [23. Karta Spustit na straně 157](#)).

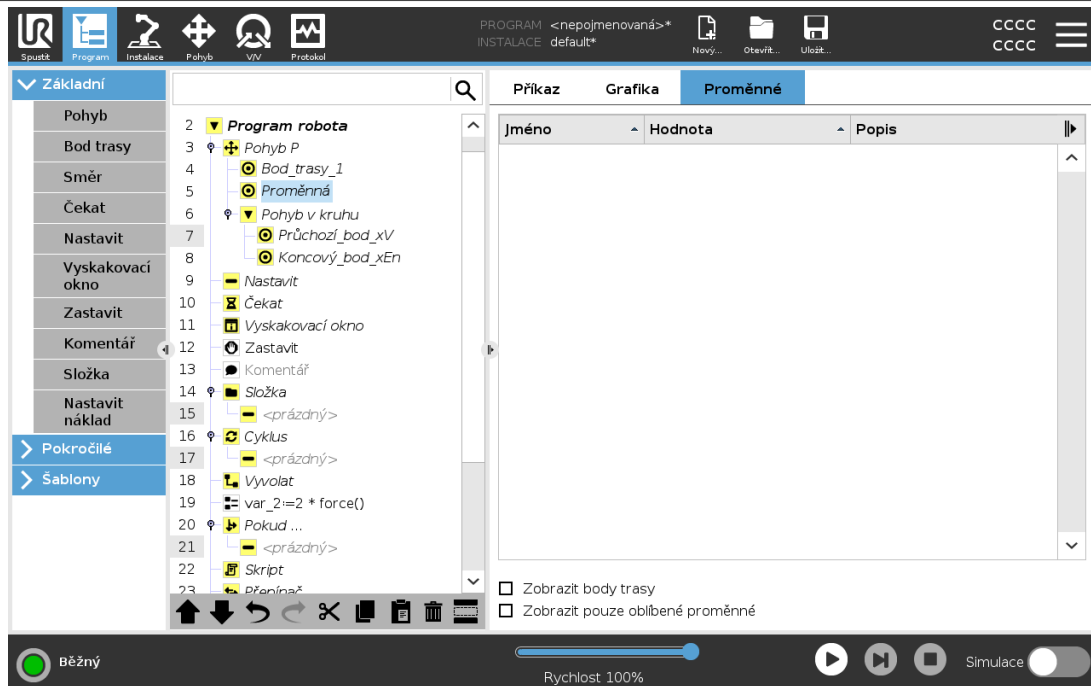


Program robota používá proměnné pro ukládání a aktualizace různých hodnot během provozu. Proměnné se zobrazují pouze v případě, že jsou k dispozici příslušné informace. Typy proměnných zahrnují:

- Programové proměnné - jsou dostupné pouze pro spuštěný program a jejich hodnoty se po ukončení programu odstraní.
- Instalační proměnné - ty lze používat v několika programech a jejich názvy a hodnoty jsou navázány na konkrétní instalaci robota (viz 25.6. [Instalační proměnné na straně 234](#)).
- Skriptové proměnné - pocházejí ze skriptových souborů a lze jim přiřadit různé typy proměnných. Skriptové proměnné se nezobrazují na kartě Program ani na kartě Instalace. Skriptové proměnné program robota využívá k ukládání informací o bodech trasy. Mají-li se v seznamu proměnných zobrazovat proměnné skriptů, zaškrtněte políčko Zobrazit body v části Proměnné.

V následující tabulce jsou uvedeny typy hodnot proměnných:

Typy hodnot proměnných	
bool	Logická proměnná, která může nabývat buď hodnoty True nebo False
int	Celočíselná hodnota v rozsahu od -2147483648 do 2147483647 (32 bitů)
float	Číslo s pohyblivou řádovou čárkou (desetinné) (32 bitů)
řetězec	Sekvence znaků
pozice	Vektor popisující umístění a orientaci kartézského prostoru. Jedná se o kombinaci polohového vektoru (x, y, z) a rotačního vektoru (rx, ry, rz), který představuje zapsanou orientaci p[x, y, z, rx, ry, rz].
seznam	Sekvence proměnných

## 24.7. Editor výrazů

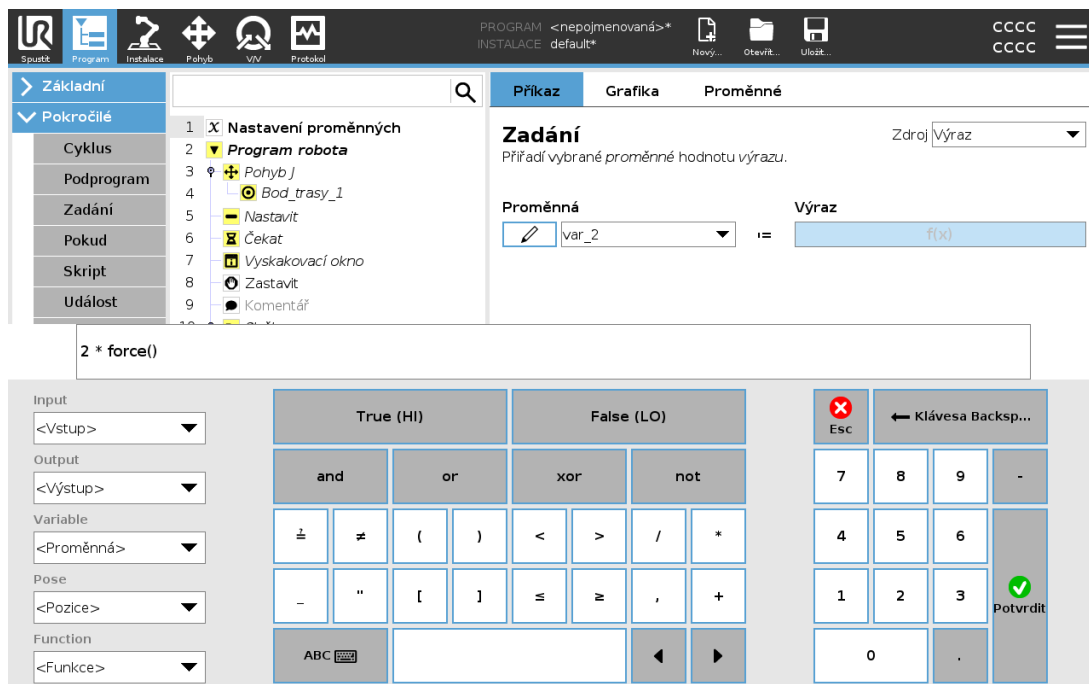

Vlastní výraz se upravuje jako text, editor výrazů je však vybaven řadou tlačítek, které slouží ke vložení speciálních symbolů, například \* pro násobení a ≤ pro menší nebo stejnou hodnotu. Tlačítko se symbolem klávesnice v pravém horním rohu obrazovky slouží k přepnutí na úpravy textu výrazu. Všechny definované proměnné jsou k dispozici v nástroji pro výběr *Variable*, názvy vstupních a výstupních portů jsou k dispozici v nástroji pro výběr *Input* a *Output*. Některé speciální funkce jsou k dispozici v nabídce *Function*.


Po stisknutí tlačítka *Ok* proběhne kontrola výrazu, zda neobsahuje gramatické chyby. Po stisku tlačítka *Cancel* opustíte obrazovku a zruší se všechny změny.

Výraz může mít následující podobu:

```
digital_in[1]?=True and analog_in[0]<0.5
```

## 24.8. Spouštění programu od vybraného uzlu

Je-li robot v manuálním režimu (viz 21.1. [Provozní režimy na straně 133](#)), pomocí příkazu **Přehrát od výběru** lze program spustit z vybraného uzlu. **Přehrát od začátku** spustí program normálně. Možnost **Přehrát od výběru** není k dispozici, pokud nelze program spustit z určitého uzlu. Příkaz **Přehrát od výběru** nelze povolit v případě podprocesů (vláken), neboť podprocesy začínají vždy od začátku.

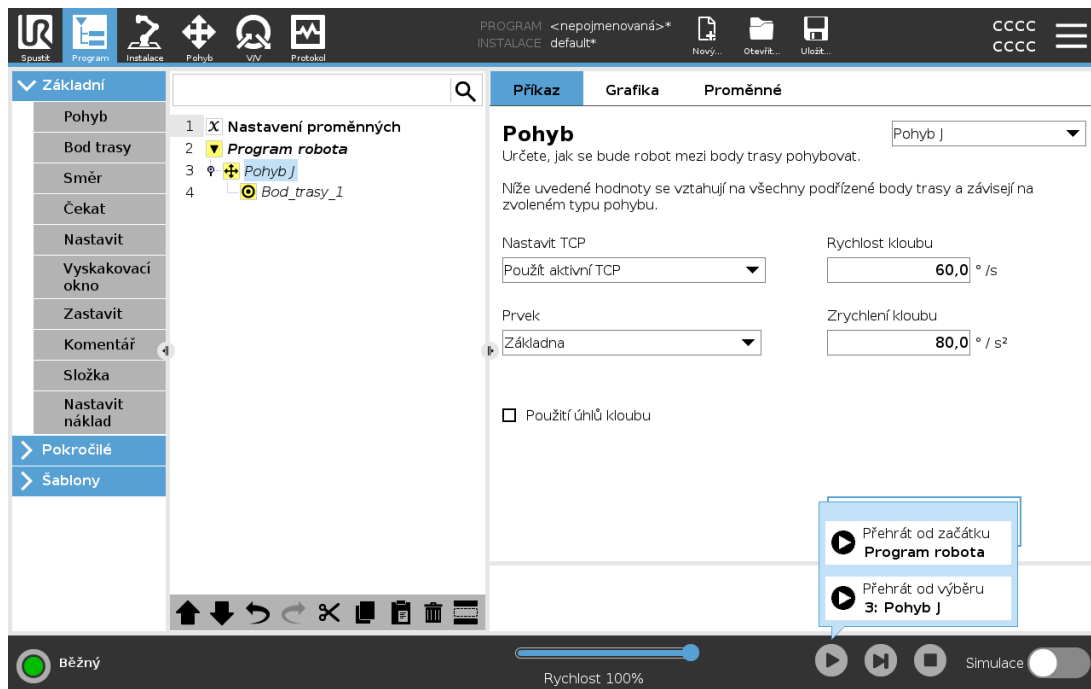

### 24.8.1. Použití přehrávání od výběru

Klepněte na příkaz **Přehrát** a výběrem možnosti **Přehrát od výběru** spusťte program od uzlu ve stromu programu.




#### POZNÁMKA

- Pokud je použita sekce **Před začátkem**, provádí se vždy pro obě **Přehrávání z výběru** a **Přehrávání od začátku**.
- Vyskytne-li se nepřirazená proměnná, program se zastaví a zobrazí chybovou zprávu.
- Program lze spustit pouze od uzlu v programu robota.
- Možnost **Přehrát od výběru** lze použít v rámci podprogramu. Po ukončení podprogramu se program zastaví.

## 24.9. Použití zarážek v programu


Zarážka pozastaví běh programu. Zarážky můžete použít k pozastavení a obnovení programu v určitém bodě a ke kontrole polohy robota, proměnné atd. Viz [21.1. Provozní režimy na straně 133](#).

1. Ve stromu Program klepněte na číslo řádku pro nastavení nebo vymazání zarážky.

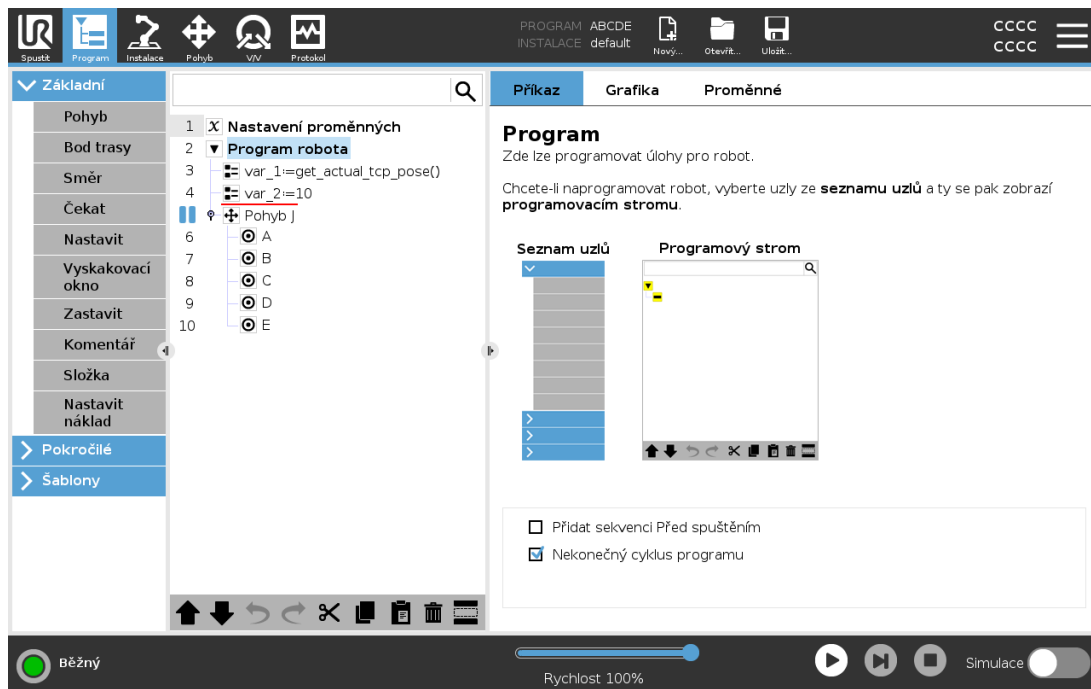

Červená čára nad uzlem označuje, kdy je nastavena zářezka a program se pozastaví. Většina uzlů se před provedením pozastaví, s následujícími výjimkami:

- Body trasy: Zářezka na uzlu bodu trasy ignoruje prolnutí a pozastaví program, když robot dosáhne tohoto bodu.
- Uzly Do: Zářezka v uzlu Do pozastaví program, jakmile je splněna podmínka Do. Směsi použité v uzlu Do nejsou ignorovány. Jakmile robot dosáhne poloměru prolnutí, pozastaví se.

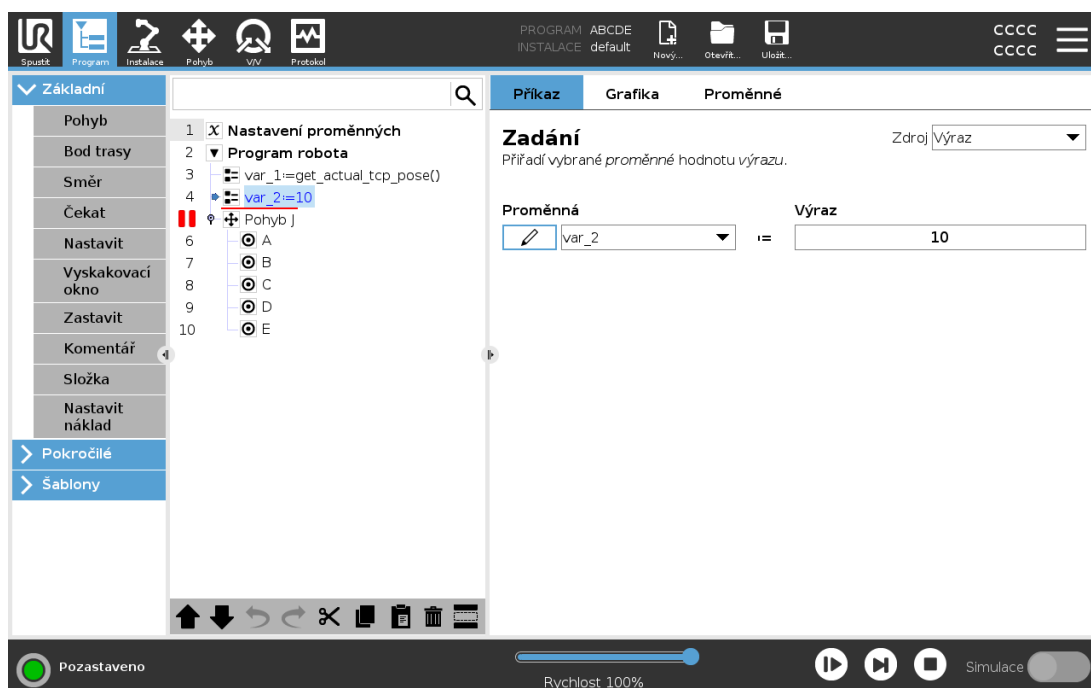


## 24.10. Samostatný krok v programu

Tlačítko samostatného krou umožňuje provádět jeden uzel najednou, když je robot v manuálním režimu. Když je program pozastaven, můžete použít tlačítko pro samostatný krok. Klepnutím na tlačítko samostatného kroku programu pokračujte ve provádění a pozastavte, když dosáhnete následujícího uzlu v programu. Pokud uzel nepodporuje zarážky, program spuštěný klepnutím na tlačítko samostatného kroku se v tomto uzlu nezastaví. Místo toho program pokračuje, dokud nedosáhne uzlu, který podporuje zarážky.

## 24.11. Základní uzly programu

### 24.11.1. Pohyb

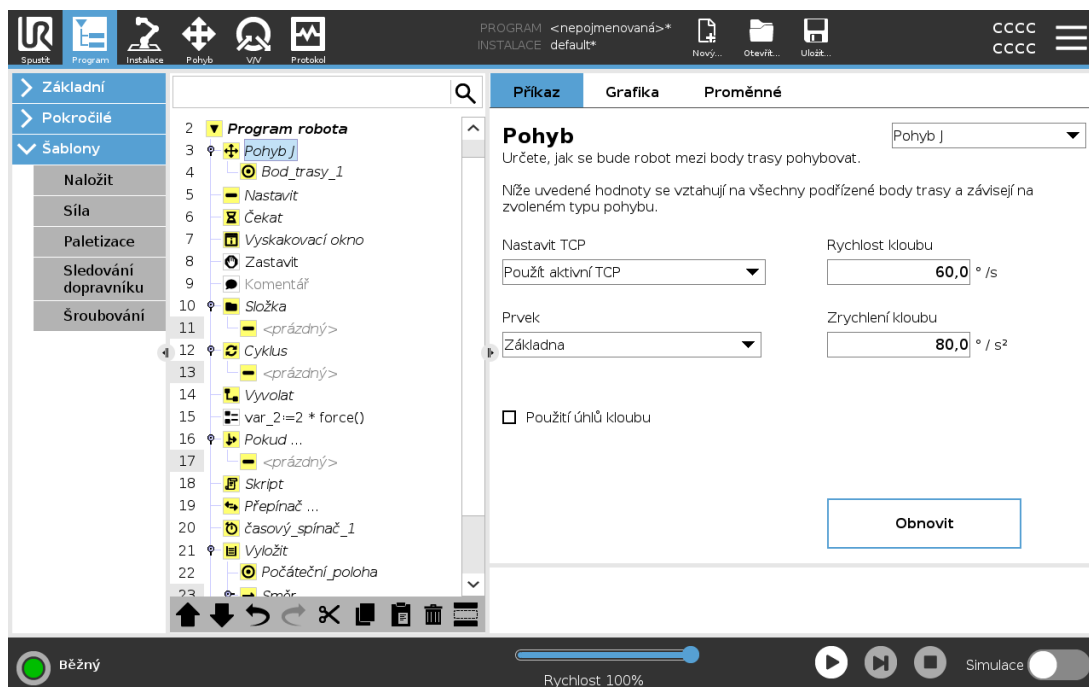

**Pohyb** ovládá pohyb robota prostřednictvím základních bodů trasy. Body trasy musí být uvedeny pod příkazem Pohyb. Příkaz Pohyb definuje zrychlení a rychlost, kterou se rameno robota mezi body trasy pohybuje.

### Typy pohybu

Můžete vybrat jeden ze tří typů pohybu: **PohybJ**, **PohybL** a **PohybP**. Jednotlivé typy pohybu jsou popsány níže.


- **pohybJ** provádí pohyby, které jsou vypočítávány v rameni robota v **prostoru kloubu**. Klouby jsou ovládány tak, aby dokončily svůj pohyb ve stejnou dobu. Tento typ pohybu má za následek trasu nástroje ve tvaru křivky. Sdílenými parametry použitými pro tento typ pohybu jsou maximální rychlost kloubu a zrychlení kloubu, udávají se v jednotkách *stupně/s* a

*stupně/s<sup>2</sup>*. Pokud se požaduje rychlejší pohyb ramene robota mezi body trasy bez ohledu na trasu nástroje mezi těmito body, je tento typ pohybu nejvhodnější volbou.

- **pohybL** pohybuje středovým bodem nástroje (TCP) lineárně mezi dvěma body trasy. To znamená, že každý kloub provede složitější pohyb tak, aby se nástroj pohyboval po přímé trase. Sdílené parametry, které lze nastavit pro tento typ pohybu, jsou požadovaná rychlost nástroje a zrychlení nástroje v jednotkách *mm/s* a *mm/s<sup>2</sup>* a také prvek.
- **pohybP** pohybuje nástrojem lineárně konstantní rychlostí s kruhovým zaoblením. Tento typ je určen pro některé speciální postupy, např. lepení nebo dávkování. Velikost zaoblení je ve výchozím nastavení sdílena pro všechny body trasy. Nižší hodnota bude znamenat ostřejší zatočení, vyšší hodnota bude znamenat plynulejší trasu. Protože se rameno robota pohybuje po trase konstantní rychlostí, nemůže ovládací panel robota čekat na operaci V/V či akci obsluhy. Tyto akce povedou k přerušení pohybu ramene robota nebo k ochrannému zastavení.
- **Kruhový pohyb** může být přidán k **pohybuP**, čímž vytvoříte kruhový pohyb. Robot zahájí pohyb z aktuální polohy nebo počátečního bodu, pohybuje se přes **průchozí bod** daný kruhovým obloukem a **koncový bod**, který doplňuje kruhový pohyb.

Režim se využívá k výpočtu orientace nástroje v celém kruhovém oblouku. Režim může být:

- **Pevný:** k určení orientace nástroje se využívá pouze počáteční bod
- **Neomezený:** počáteční bod se převádí na **koncový bod** a definuje tak orientaci nástroje

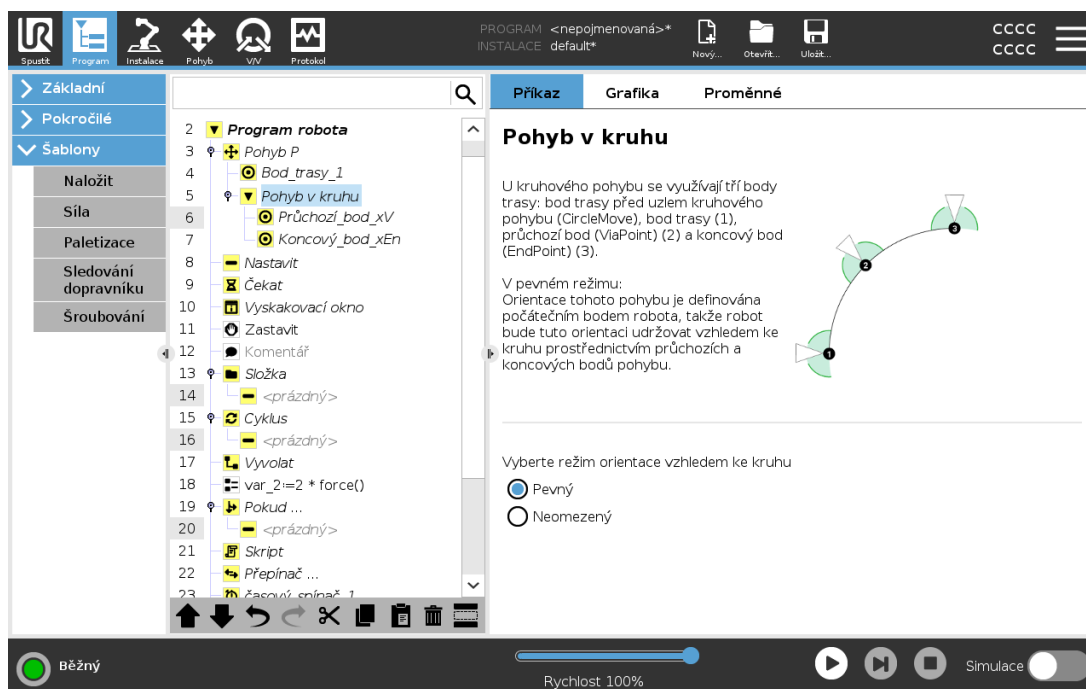

## Sdílené parametry

Sdílené parametry v pravém dolním rohu obrazovky Pohyb se vztahují na pohyb z předchozí polohy ramene robota do prvního bodu trasy podle příkazu, a dále z tohoto bodu do každého následujícího bodu trasy. Nastavení příkazu Pohyb se netýkájí trasy *od* posledního bodu trasy podle příkazu Pohyb.

## Výběr TCP

Trasa, po které se robot pohybuje mezi body trasy, se nastavuje podle toho, zda je TCP nataven s použitím uživatelem definovaného TCP nebo aktivního TCP. Příkaz **Ignorovat aktivní TCP** umožňuje tento pohyb nastavit ve vztahu k přírubě nástroje.

### Nastavení TCP v pohybu

1. Vstupte na obrazovku Karta Program pro nastavení TCP použitého pro body trasy.
2. Pod položkou Příkaz v rozevírací nabídce vpravo zvolte Typ pohybu.
3. Pod položkou Pohyb zvolte v rozevírací nabídce možnost **Nastavit TCP**.
4. Vyberte **Použít aktivní TCP** nebo vyberte **uživatelem definovaný TCP**. Taky můžete vybrat možnost **Ignorovat aktivní TCP**.


### Volba prvků

Prostory prvku, v nichž budou vyjádřeny body trasy příkazu Pohyb při zadávání těchto bodů (viz část [25.17. Prvky na straně 244](#)). To znamená, že při nastavování bodu trasy si program zapamatuje souřadnice nástroje vzhledem k prostoru zvoleného prvku. Několik aspektů vyžaduje podrobné vysvětlení:

Zvolený prvek nemá na relativní body trasy žádný vliv. Relativní pohyb je vždy prováděn ve vztahu k orientaci **Základny**.

Když se rameno robota pohybuje do proměnného bodu trasy, středový bod nástroje (TCP) se vždy vypočítá jako souřadnice proměnné v prostoru zvoleného prvku. Pohyb ramene robota v proměnném bodě trasy se proto vždy změní, když vyberete jiný prvek.

Můžete změnit polohu prvku za chodu programu přiřazením pozice její příslušné proměnné.

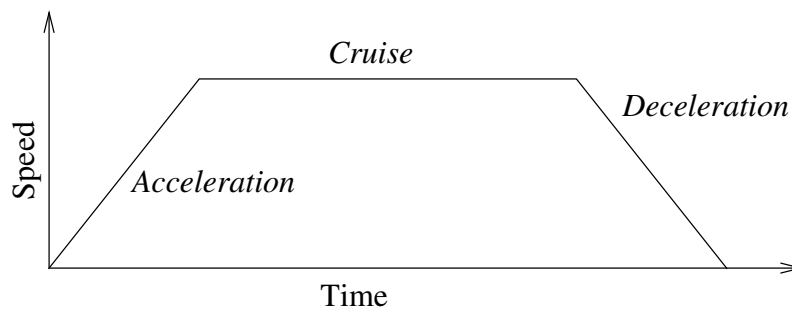


**23.1:** Rychlostní profil pohybu. Křivka je rozdělena do tří segmentů: zrychlení, plynulý pohyb a zpomalení. Úroveň fáze plynulého pohybu je dána nastavením rychlosti pohybu, zatímco strmost fází zrychlení a zpomalení je dána parametrem zrychlení.

### Použití úhlů kloubu

Jako alternativu pro 3D polohu lze při použití funkce PohybJ k definování trasových bodů pomocí úhlů kloubu robotů zaškrtnout políčko **Použít úhly kloubu**. Je-li povoleno **Použít úhly kloubu**, možnosti TCP a prvek nejsou k dispozici. Body trasy definované pomocí možnosti **Použít úhly kloubu** nejsou nastaveny, pokud se program pohybuje mezi roboty.

## 24.11.2. Pevný bod trasy

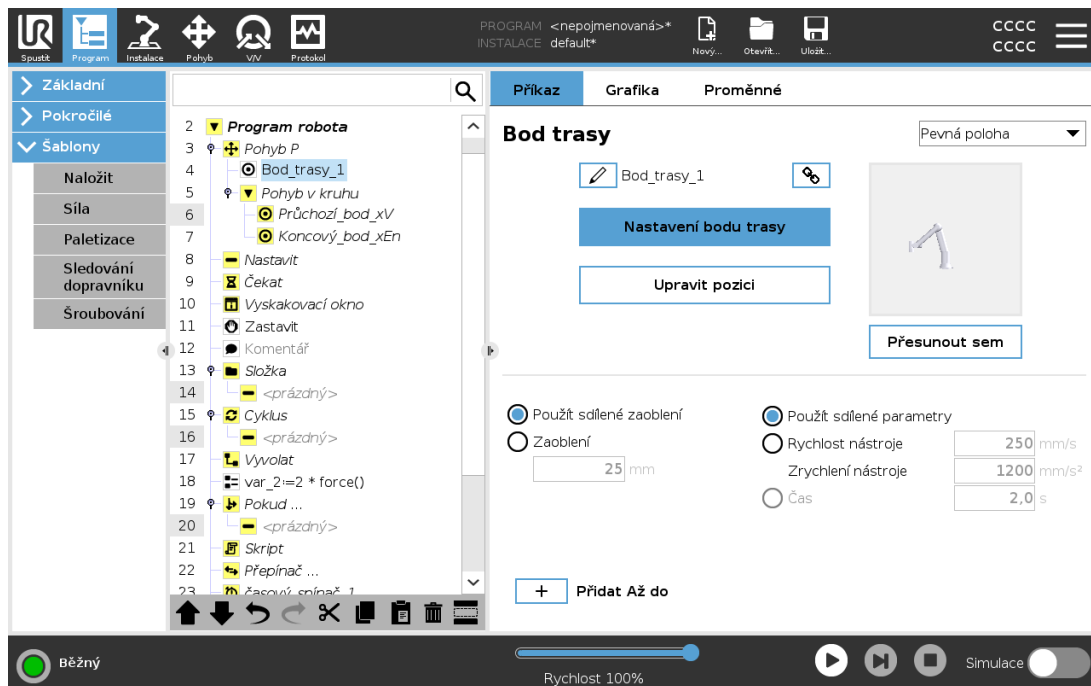

Bod na trase robota. Body trasy představují nezákladnější součást programu robota, protože určují polohu ramene robota. Bod trasy s pevnou polohou lze zadat (naučit, naprogramovat) fyzickým přemístěním ramene robota do příslušné polohy.

### Učení (programování) bodů trasy

Učení (programování, tzv. teaching) je termín používaný k pojmenování úkonu, kdy je nutné robot naprogramovat (naučit), jak má umístit bod TCP ve vztahu k prvku u dané aplikace. Chcete-li u robota naprogramovat bod trasy, řiďte se následujícími pokyny.

1. V kartě Program vložte **Uzel pohybu**.
2. V možnosti Uzel pohybu pomocí rozbalovací nabídky **Nastavit TCP** nastavte bod TCP.
3. V možnosti Uzel pohybu pomocí rozbalovací nabídky **Prvek** vyberte prvek.
4. V uzlu bodu trasy pomocí možnosti **Režim učení** nebo **Krokování** robota umístěte do požadované konfigurace.

### Použití bodů trasy

Použití bodů trasy znamená využití „naučeného“ vztahu mezi prvkem a TCP v současné situaci. Pomocí vztahu mezi prvkem a bodem TCP, aplikovaného na aktuální vybraný prvek, se dosahuje požadovaného umístění bodu TCP. Poté robot stanoví vlastní polohu tak, aby aktuálně aktivní bod TCP mohl dosáhnout příslušné polohy TCP. Chcete-li u robota použít bod trasy, řiďte se následujícími pokyny.

1. Použijte stávající bod trasy v uzlu pohybu nebo vložte bod trasy do jiného uzlu pohybu (např. pomocí kopírování a vložení nebo pomocí tlačítka „Propojit“ na bodu trasy).
2. Nastavte požadovaný bod TCP.
3. Nastavte požadovaný prvek.

## Nastavení bodu trasy

### Názvy bodů trasy

Bodům trasy je automaticky přiřazen jedinečný název. Uživatel může název změnit. Volbou ikony propojení jsou body trasy propojeny a sdílejí informace o pozici. U jednotlivých bodů trasy se zadávají další údaje, například radius přechodu, rychlost nástroje/klobu či zrychlení nástroje/klobu, a to i když mohou být spojeny.


### Přechody

Funkce přechodu umožňuje robotu plynulý přechod mezi dvěma trasami, aniž by se zastavil na bodě trasy mezi nimi.

### Příklad

Jako příklad vezmeme aplikaci zvedání a pokládání (viz obrázek 23.2), kde je robot aktuálně v bodě trasy 1 (WP\_1), a potřebuje zvednout předmět v bodě trasy 3 (WP\_3). Aby se robot vyhnul srážce s předmětem a dalšími překážkami (O), musí se k (WP\_3) přiblížit ve směru od bodu trasy 2 (WP\_2).

S cílem vytvořit trasu, která splňuje požadavky, se tedy zavedou tři body trasy.

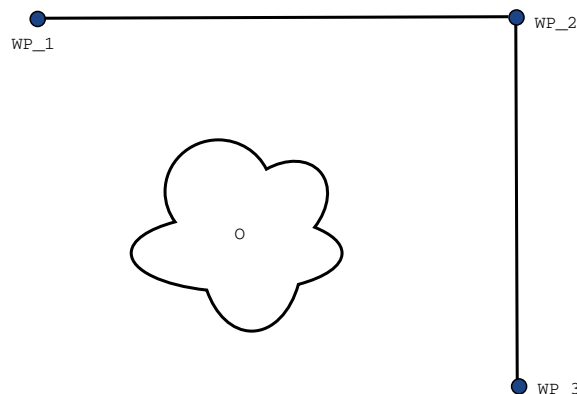

**23.2:** (WP\_1) : počáteční poloha, (WP\_2) : přes bod, (WP\_3) : poloha vyzvednutí, (O) : překážka.

Bez konfigurace dalších nastavení se robot v každém bodě trasy před pokračováním v pohybu zastaví. V případě této úlohy není zastávka v bodě (WP\_2) optimální, protože plynulá zatáčka


vyžaduje méně času a energie a navíc se splní i požadavky úlohy. Je dokonce přijatelné, aby robot nedosáhl bodu ( $WP\_2$ ) přesně, pokud přechod z první dráhy do druhé proběhne poblíž dané polohy.

Zastavení v bodu ( $WP\_2$ ) lze zamezit tím, že se pro daný bod trasy nakonfiguruje přechod, který robotu umožní vypočítat plynulý přesun do další dráhy. Primárním parametrem přechodu je rádius. Když se robot nachází v rámci přechodového rádiusu bodu trasy, může se začít odchylovat od původní trasy. To umožňuje rychlejší a plynulejší pohyby, protože robot nemusí zpomalovat a znovu zrychlovat.

## Parametry přechodu

Kromě bodů trasy ovlivní dráhu přechodu řada dalších parametrů (viz obrázek 23.3):


- přechodový rádius ( $r$ )
- počáteční a finální rychlost robota (v poloze  $p1$  a  $p2$  v tomto pořadí)
- doba pohybu (např. nastavení konkrétní doby pro trasu ovlivní počáteční/finální rychlost robota)
- typy drah, ze kterých a na které se přechází (MoveL, MoveJ)

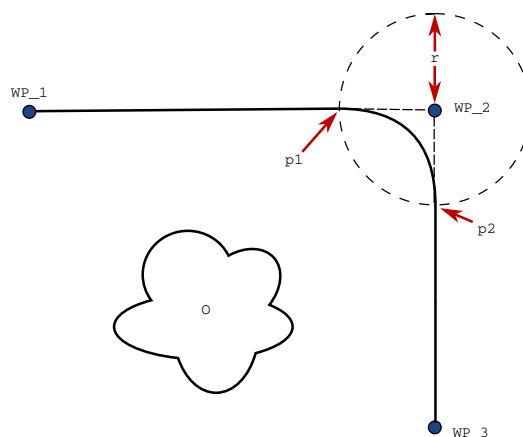

**23.3:** Přechod přes bod ( $WP\_2$ ) s rádiem  $r$ , počáteční poloha přechodu v bodě  $p1$  a finální poloha přechodu v bodě  $p2$ . ( $O$ ) je překážka.

Když je nastaveno zaoblení, trajektorie ramene robota prochází kolem bodu trasy, což umožňuje, aby se rameno robota v tomto bodu nezastavilo.

Přechod se nesmí překrývat, a proto nelze zadat přechodový rádius, který se překrývá s přechodem pro předchozí nebo následující bod trasy, jak je znázorněno na 23.4.

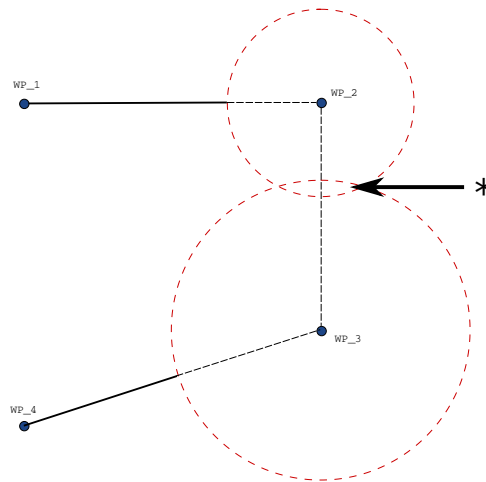

23.4: Překrytí rádia přechodu není povoleno (\*).

### Podmíněné dráhy přechodu


Dráhu přechodu ovlivňuje bod trasy, na kterém je nastaven rádius přechodu, i následující bod v programovém stromu. V programu na obrázku 23.5 je tedy přechod kolem bodu (WP\_1) ovlivněn (WP\_2) . Důsledky jsou patrnější při přechodu kolem bodu (WP\_2) v tomto příkladu.

Existují dvě možné koncové polohy, a aby robot dokázal určit, do kterého dalšího bodu trasy má přejít, musí vyhodnotit aktuální údaj `digital_input[1]` již při zadávání přechodového rádiusu.

To znamená, že je výraz **když...potom** (nebo jiný příkaz nezbytný k určení následujícího bodu trasy, např. proměnné body trasy) vyhodnocován před tím, než skutečně dosáhneme (WP\_2) , což při pohledu na programovou sekvenci vypadá nelogicky. Pokud je bod trasy bodem zastavení a následují podmíněčné výrazy s cílem určit další bod trasy (např. příkaz V/V), bude tento příkaz proveden, jakmile se rameno robota v tomto bodě trasy zastaví.



```

MoveL
  WP_I
  WP_1 (blend)
  WP_2 (blend)
  if (digital_input[1]) then
    WP_F_1
  else
    WP_F_2
    
```

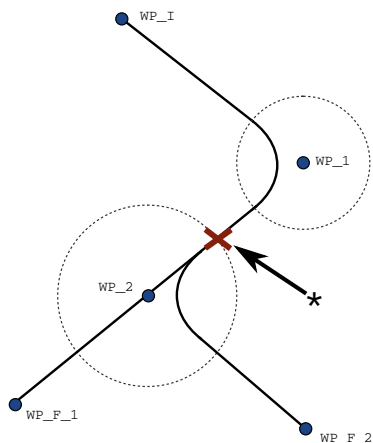

**23.5:** *WP\_I je počáteční bod a existují dva potenciální finální body trasy WP\_F\_1 a WP\_F\_2, podle podmíňovacího výrazu. Podmíňovací výraz *if* se vyhodnocuje, když rameno robota dorazí k druhému přechodu (\*).*

## Zaoblení trajektorií

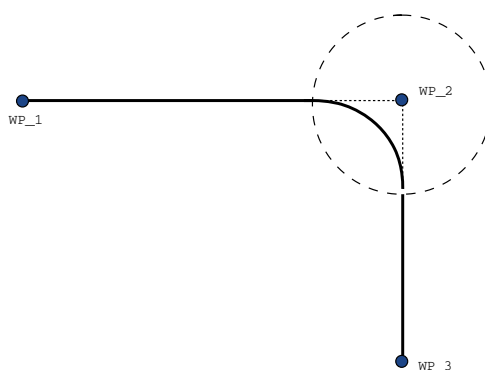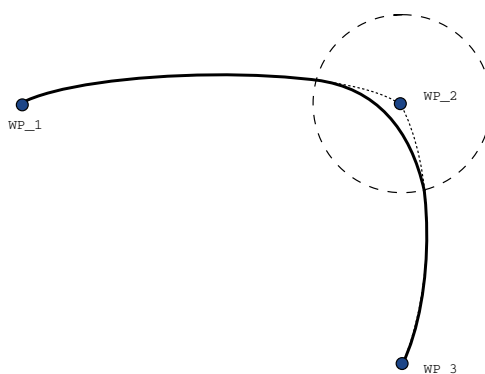


---

**23.6: Prostor kloubu (PohybJ) vs. pohyb a prolnutí v prostoru vymezeném kartézskou soustavou (PohybL).**

V závislosti na typu pohybu (tj. PohybL, PohybJ nebo PohybP) lze vygenerovat různé druhy zaoblení trajektorií.

- **Přechod PohybuP** Když dochází k přechodu v PohybuP, poloha přechodu se řídí kruhovým obloukem při konstantní rychlosti. Při orientaci zaoblení se vychází z hladké (spojité) interpolace mezi oběma trajektoriemi. PohybJ nebo PohybL lze zaoblit na PohybP. V takovém případě robot využívá kruhový oblouk PohybuP a interpoluje rychlost obou pohybů. U PohybuP nelze provést zaoblení na PohybJ nebo PohybL. Místo toho se poslední bod trasy PohybuP považuje za koncový (dorazový) bod bez zoblání. Zaoblení nelze provést, pokud dvě trajektorie svírají úhel téměř 180 stupňů (opačný směr), neboť by se vytvořil kruhový oblouk s velmi malým poloměrem, který robot nemůže absolvovat konstantní rychlostí. V důsledku toho dochází k výjimce doby chodu programu, kterou lze korigovat nastavením bodů trasy tak, aby se vytvořil méně ostrý úhel.
- **Přechod zahrnující PohybJ** Přechody v PohybuJ umožňují hladký přechod v prostoru kloubu. Toto platí pro zaoblení z PohybuJ na PohybJ, PohybuJ na PohybL a PohybuL na PohybJ. Přechod vytváří plynulejší a rychlejší trajektorii než u pohybu bez přechodu (see Figure 15.6). Pokud se k určení profilu rychlosti využívá rychlost a zrychlení, u zaoblení zůstává poloměr zachován v celém průběhu. Pokud se k určení profilu rychlosti obou pohybů místo rychlosti a zrychlení využívá čas, trajektorie přechodu následuje trajektorii původního PohybuJ. Jsou-li oba pohyby časově omezené, použitím přechodu se čas neušetří.
- **Přechod v PohybuL** Když dochází k přechodu v PohybuL, pozice přechodu se řídí kruhovým obloukem při konstantní rychlosti. Při orientaci zaoblení se vychází z hladké (spojité) interpolace mezi oběma trajektoriemi. Robot může v průběhu trajektorie před najetím na kruhový oblouk zpomalit tak, aby nedocházelo k nadměrnému zrychlení (např. pokud se úhel mezi dvěma trajektoriemi blíží 180 stupňům).

## 24.11.3. Relativní bod trasy

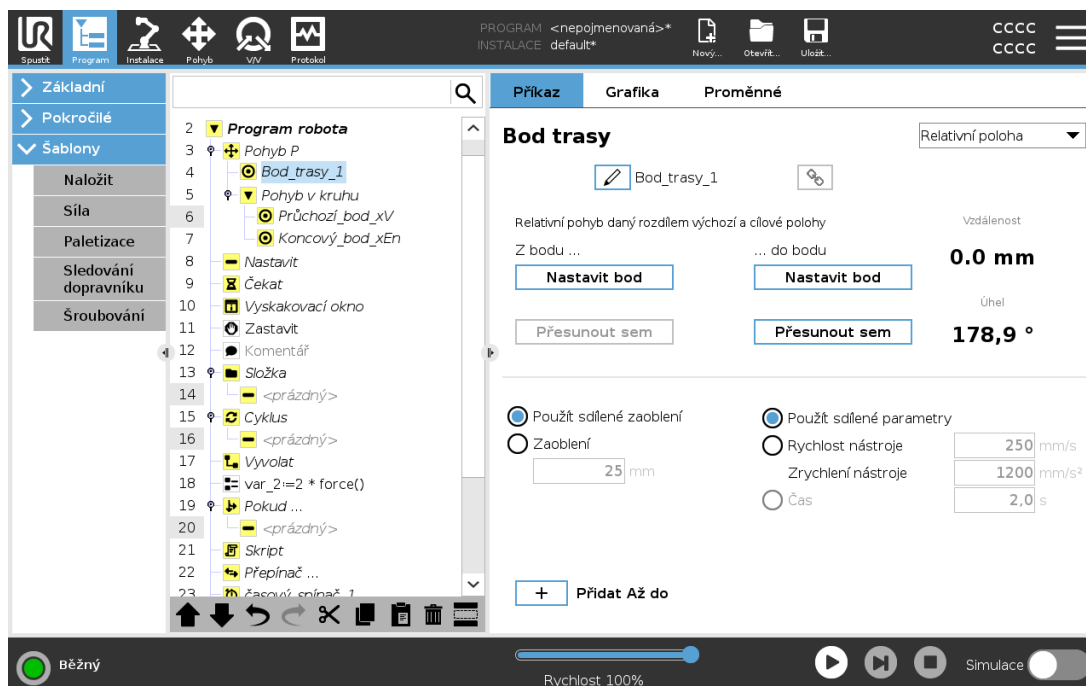


Jedná se o bod trasy udávající polohu vzhledem k předchozí poloze ramene robota, například o "2 cm doleva". Relativní poloha je definována jako rozdíl mezi dvěma danými polohami (zleva doprava).

Poznámka: Opakované relativní polohy však mohou způsobit odchylení ramene robota z pracovního prostoru.

Jedná se zde o kartézskou vzdálenost mezi TCP ve dvou polohách. Úhel uvádí, jak moc se změnila orientace TCP mezi dvěma polohami. Přesněji řečeno, délka vektoru rotace popisuje změnu v orientaci.

## 24.11.4. Proměnný bod trasy

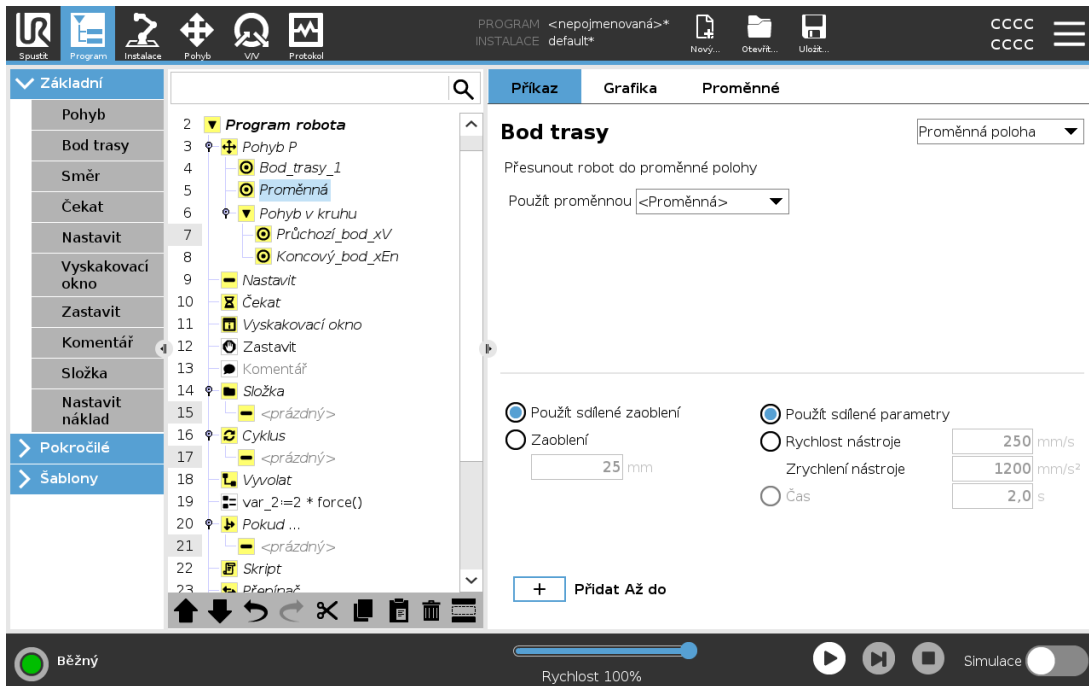

Jedná se o bod trasy určený proměnnou, v tomto případě `calculated_pos`. Proměnná musí být *pozice*, např.


`var=p[0.5,0.0,0.0,3.14,0.0,0.0]`. První tři hodnoty jsou souřadnice  $x,y,z$  a poslední tři jsou orientace dané jako *vektor rotace* určené vektorem  $rx,ry,rz$ . Délka vektoru udává úhel otočení v radiánech a vlastní vektor představuje osu otáčení. Pozice je vždy dána ve vztahu k referenčnímu rámci nebo souřadnicovému systému definovanému zvoleným prvkem. Je-li rádius přechodu nastaven na pevný bod trasy, předcházející a následující body trasy jsou variabilní, nebo je-li rádius nastaven na variabilní bod trasy, pak pro daný rádius neproběhne kontrola přesahu/překrytí (viz [Parametry přechodu na straně 177](#)). Pokud během chodu programu rádius překrývá bod, robot jej bude ignorovat a přesune se na další.

Má-li se robot přesunout např. o 20 mm v ose Z nástroje:

```
var_1=p[0,0,0.02,0,0,0]
Movel
  Waypoint_1 (variable position):
    Use variable=var_1, Feature=Tool
```

## 24.11.5. Směr

Pomocí programového uzlu **Směr** se definuje pohyb ve vztahu k osám prvků nebo bodů TCP. Robot se pohybuje podél trajektorie dané uzlem směrového programu, dokud tento pohyb není zastaven podmínkou **Do**.

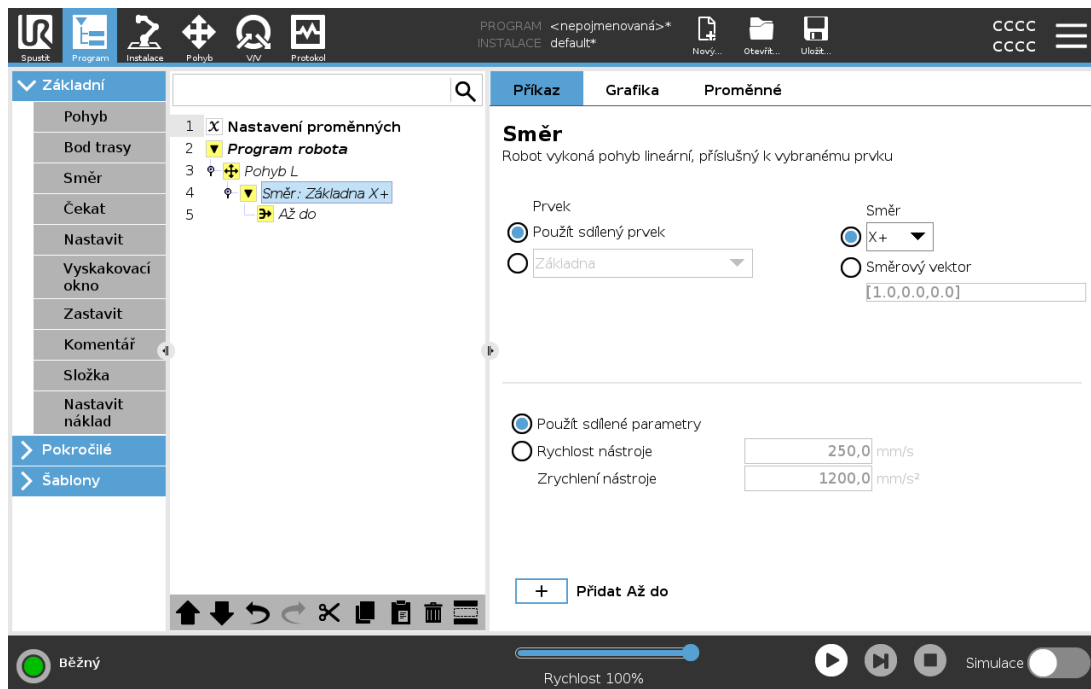

## Přidání směrového pohybu

1. Pod položkou Základní lze klepnutím na **Směr** přidat lineární pohyb do programového stromu.
2. Lineární pohyb lze definovat v poli Směr pod položkou Prvek.

## Zastavení směrového pohybu

1. Klepnutím na tlačítko **Přidat do** v poli Směr lze v programovém stromu definovat a přidávat kritéria zastavení.


Přidáním možnosti nastavení Směrového vektoru k parametrům **Rychlost nástroje** a **Zrychlení nástroje** lze definovat směr lineárního pohybu, což umožňuje pokročilé využití, jako např.:

- definování lineárního pohybu ve vztahu k více osám prvků
- výpočet směru jako matematický výraz

Směrový vektor definuje vlastní kódový výraz, který je řešen jako jednotkový vektor. Například směrové vektory  $[100,0,0]$  a  $[1,0,0]$  mají na robota přesně stejný účinek; k pohybu podél osy x požadovanou rychlostí použijte posuvník rychlosti. Hodnoty čísel ve směrovém vektoru jsou vzájemně relativní.

### 24.11.6. Do

Programový uzel **Do** definuje kritérium zastavení pohybu. Robot se pohybuje po své trajektorii a zastaví se v okamžiku detekce kontaktu. V programovém stromě lze přidávat uzly „Do“ (Until) pod Směrové uzly (Direction Nodes) a Uzly bodu trasy (Waypoint Nodes). K jednomu pohybu lze přidat několik kritérií zastavení. Pohyb se zastaví, když je splněna první podmínka **Do**.

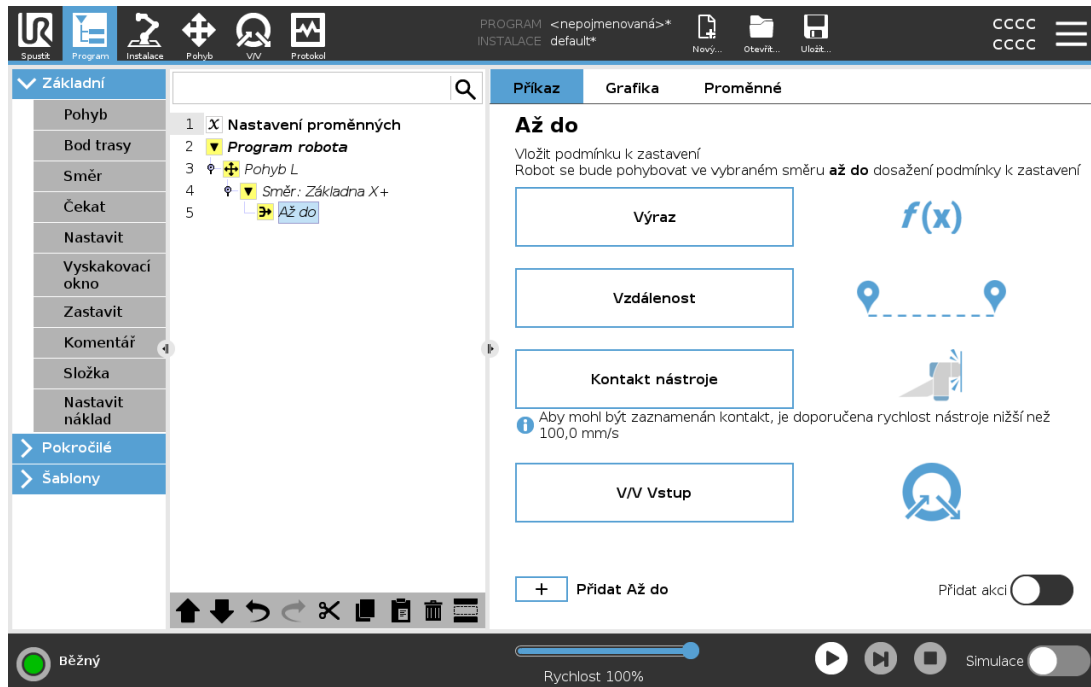

V poli **Do** lze definovat následující kritéria zastavení:

- **Vzdálenost** Tento uzel lze použít k zastavení směrového pohybu po uražení určité vzdálenosti. Rychlost se lineárně snižuje tak, aby robot zastavil přesně v dané vzdálenosti.
- **Do kontaktu s nástrojem** (viz 24.11.7. [Do kontaktu s nástrojem below](#)) Tento uzel lze použít k zastavení pohybu při detekci kontaktu nástrojem robota.
- **Výraz** Tento uzel lze použít k zastavení pohybu z důvodu vlastního programového výrazu. Podmínku zastavení lze specifikovat pomocí vstupů a výstupů (V/V), proměnných nebo skriptovacích funkcí.
- **V/V vstup** Tento uzel lze použít k zastavení pohybu řízeného signálem na vstupu V/V.


### 24.11.7. Do kontaktu s nástrojem

Programový uzel **Do kontaktu s nástrojem** umožňuje zastavení pohybu robota v případě kontaktu s nástrojem. Nadefinovat lze zpomalení zastavení a zasunutí nástroje.



#### POZOR

Výchozí rychlost pohybu je pro detekci kontaktu příliš vysoká. Vyšší rychlost pohybu aktivuje ochranné zastavení předtím, než může dojít ke kontaktu s nástrojem. Aby se zabránilo spuštění ochranného zastavení, musí se snížit rychlost pohybu. Například: 100m/s.

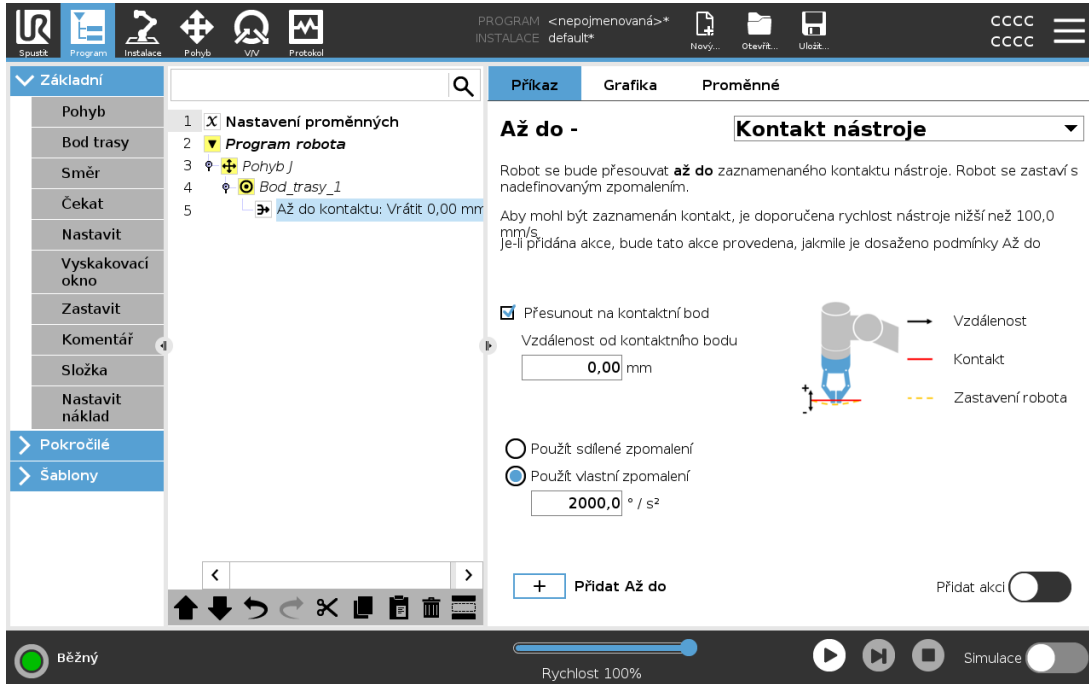

**Až do - Kontakt nástroje**

Robot se bude přesouvat **až do** zaznamenaného kontaktu nástroje. Robot se zastaví s nadefinovaným zpomalením.

Aby mohl být zaznamenán kontakt, je doporučena rychlost nástroje nižší než 100,0 mm/s. Je-li přidána akce, bude tato akce provedena, jakmile je dosaženo podmínky Až do

Přesunout na kontaktní bod

Vzdálenost od kontaktního bodu:  mm

Použít sdílené zpomalení

Použít vlastní zpomalení:  ° / s<sup>2</sup>

Přidat akci


Simulace



### POZNÁMKA

V případě vibrací namontovaného nástroje funkce „Do kontaktu s nástrojem“ nemusí nefungovat. Vysokofrekvenční vibrace může způsobit například podtlakové čerpadlo s vestavěným čerpadlem.

Uzel Do kontaktu s nástrojem lze použít u aplikací, jako je Stohování/vykládání (Stacking/Destacking), kde parametr „Do kontaktu s nástrojem“ určuje výšku skládaných předmětů.

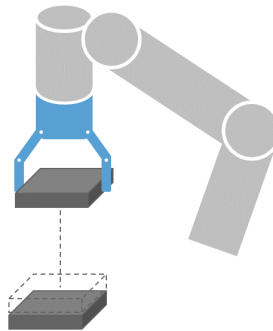


## Zasunout do kontaktu

Nastavení **Zasunout do kontaktu** se používá k návratu robota do výchozího bodu kontaktu. K dispozici je možnost nastavit dodatečný zpětný pohyb, aby se robot pohyboval mimo kontakt, nebo naopak směrem ke kontaktu. Toto je užitečné v případech, kdy čepadlo potřebuje k pohybu volný prostor nebo je-li nutná operace/úkon upnutí.

## Akce/úkon

Funkce přidání **Akce** umožňuje přidání programového uzlu, je-li splněna určitá podmínka **Do**. Například funkcí „Do kontaktu s nástrojem“ lze spustit úkon uchopení chapadlem. Není-li definována žádná **Akce**, pak chod programu pokračuje do dalšího programového uzlu v programovém stromu.


### 24.11.8. Čekat

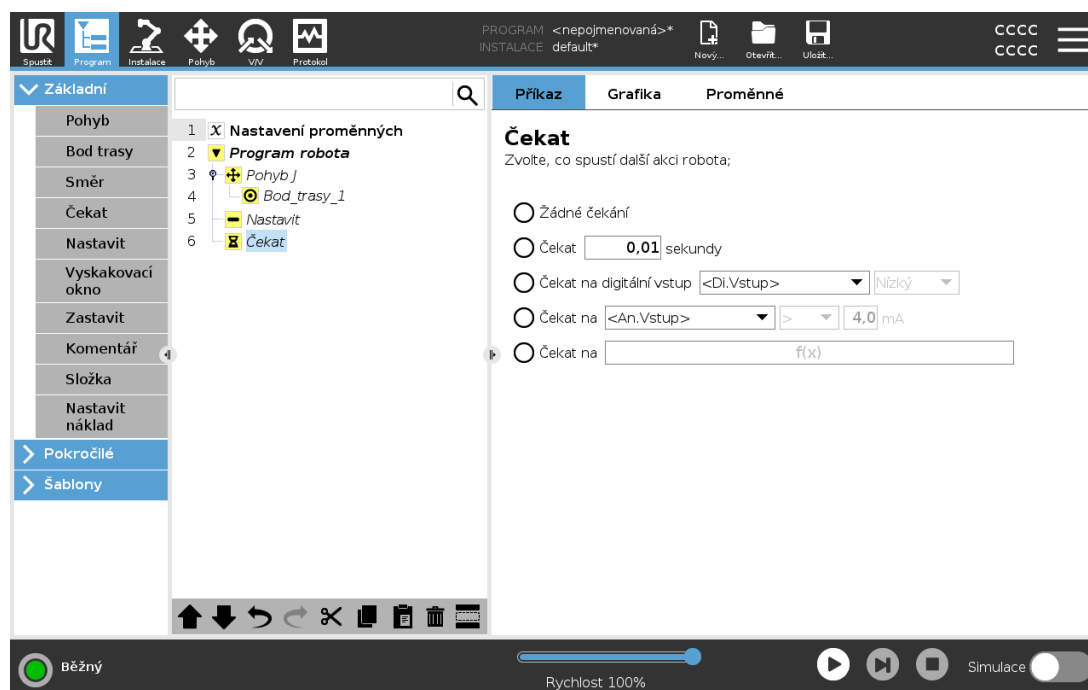

**Čekat** pozastaví V/V signál nebo výraz po určitou dobu. V případě výběru **Bez čekání** se neprovede nic.


Když je aktivováno Komunikační rozhraní nástroje TCI, analogový vstup nástroje není pro výběr a výrazy **Čekat na** k dispozici.

## 24.11.9. Nastavit

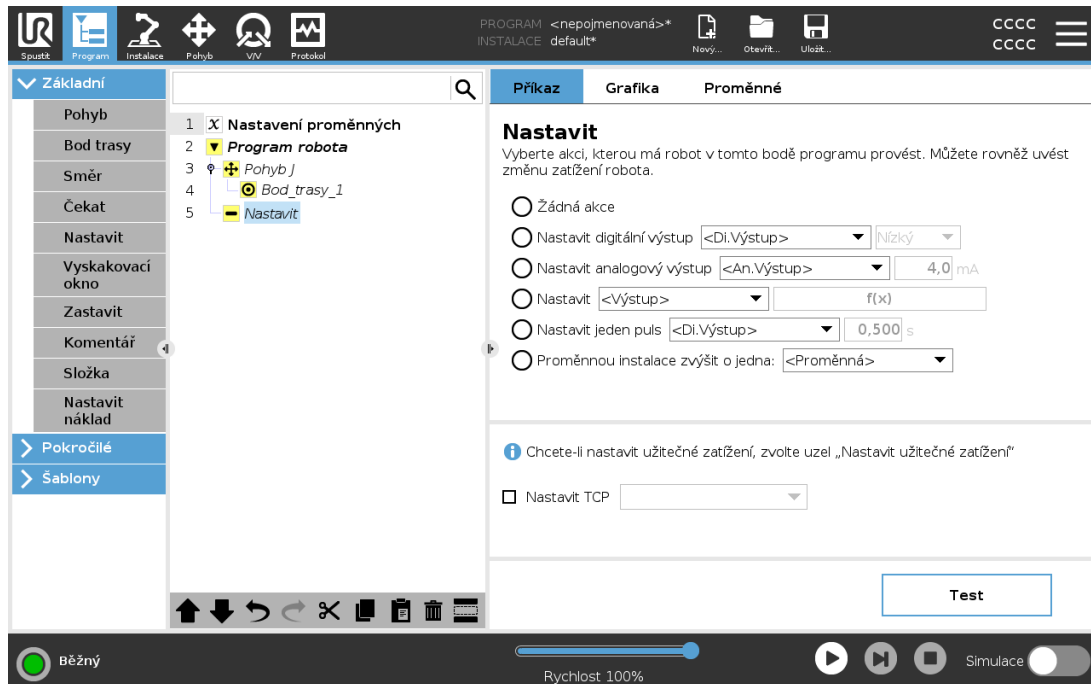

Pokud je aktivní TCP pro určitý pohyb znám v době psaní programu, můžete použít výběr TCP klepnutím na **Pohyb** v postranní nabídce nalevo (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)). Další informace o konfiguraci uvedených TCP (viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#)).

## 24.11.10. Samostatné okno

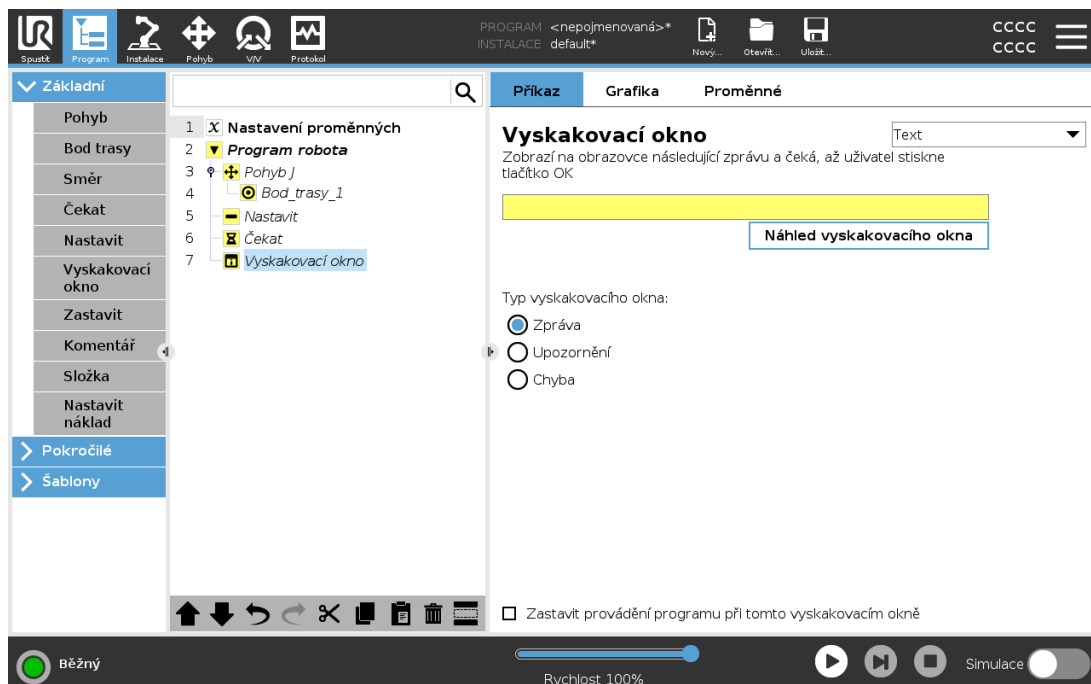


Vyskakovací okno je zpráva, která se zobrazí na obrazovce, když program dosáhne uzlu Vyskakovací okno ve stromové struktuře programu. Na kartě Příkaz klepněte na prázdné pole a pomocí klávesnice na obrazovce vytvořte textový obsah vyskakovací zprávy. Zprávy jsou omezeny na maximálně 255 znaků.

Můžete v rozbalovacím menu vybrat **Text**, pokud chcete, aby se v rozevírací zprávě zobrazovala namísto textu proměnná.

Můžete také vybrat **Zastavit provádění programu při vyskočení tohoto okna**, aby se program zastavil, když se objeví toto vyskakovací okno.


Během provádění programu, když se zobrazí vyskakovací zpráva, pokračujte v programu klepnutím na **OK** v rozevíracím dialogovém okně.

## 24.11.11. Zastavit

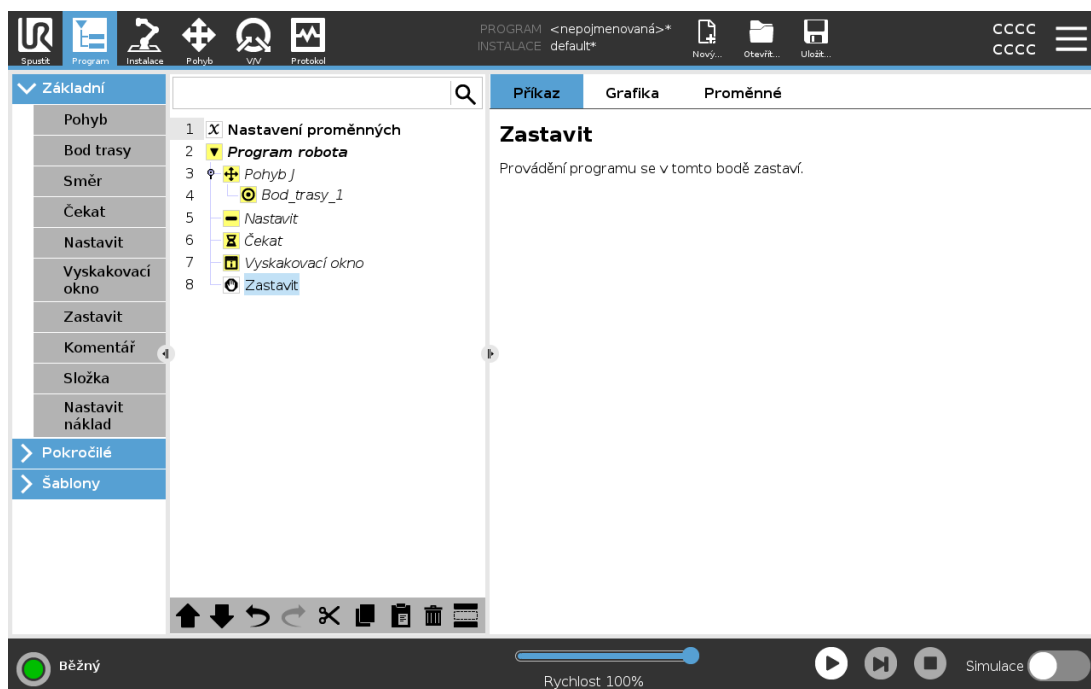


Provádění programu se v tomto bodě zastaví.

## 24.11.12. Komentář

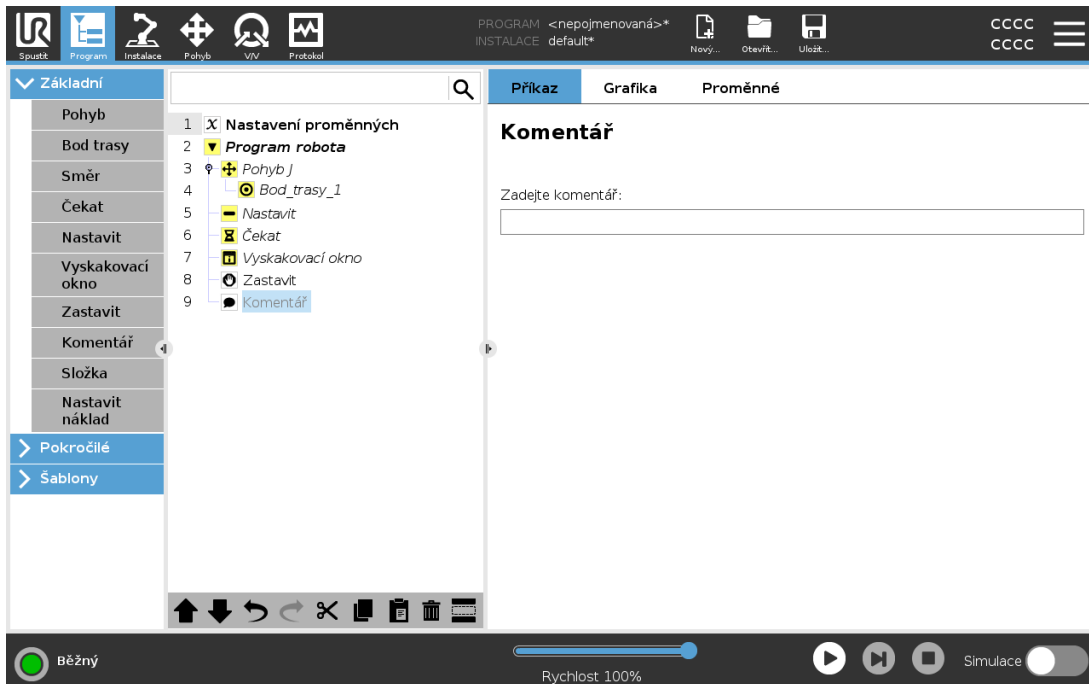

Zde může programátor zadat řádek textu k programu. Tento řádek textu nebude mít žádný vliv na vykonání programu.


## 24.11.13. Složka

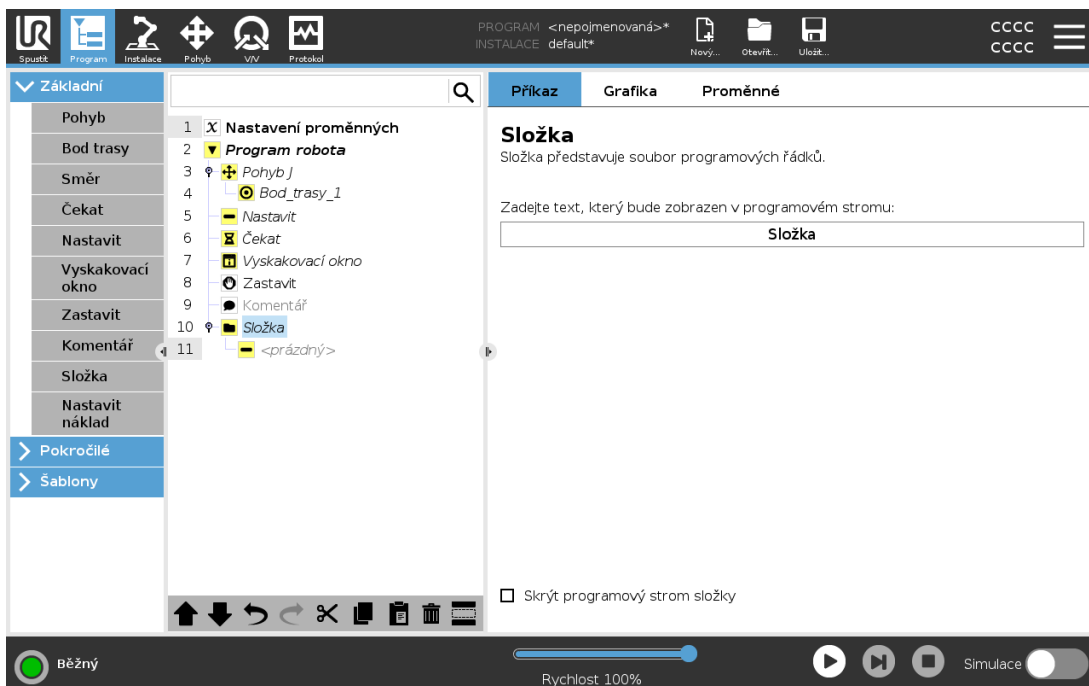

**Složka** slouží k uspořádání a označení určitých částí programu, vyčištění programového stromu a přehlednější navigaci a čtení programu.

**Složky** nemají žádný vliv na program a na jeho spuštění.

## 24.11.14. Nastavit zatížení

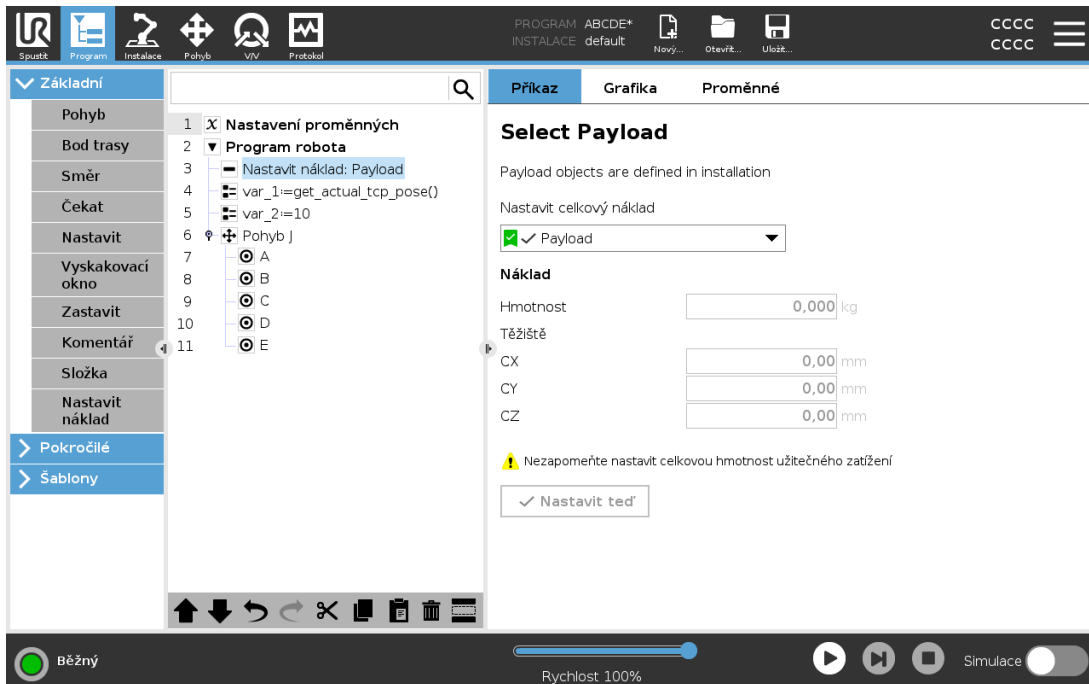

Pomocí příkazu **Nastavit užitečné zatížení** lze nastavit užitečné zatížení ramene robota. Úprava zatížení/nákladu může být nutná, aby se zabránilo spuštění ochranného zastavení robota, pokud je hmotnost nástroje odlišná od očekávaného zatížení.



### OZNÁMENÍ

Správné nastavení užitečného zatížení zajišťuje optimální pohybový výkon a předchází ochranným zastavením.

- Nastavte užitečné zatížení při zvedání a uvolňování předmětů pomocí chapadla.


Chcete-li použít příkaz **Nastavit užitečné zatížení**, můžete:

- Použít rozbalovací nabídku v části **Zvolit užitečné zatížení**, vybrat jednu z možností užitečného zatížení, které jsou již v instalaci nakonfigurovány.
- Nebo použít rozbalovací nabídku a nakonfigurovat nové užitečné zatížení výběrem **Vlastní užitečné zatížení** a vyplněním polí **Hmotnost** a **Těžiště**.

Můžete také použít tlačítko **Nastavit aktivní** a nastavit hodnoty v uzlu jako aktivní užitečné zatížení.

## 24.12. Pokročilé uzly programu

### 24.12.1. Cyklus

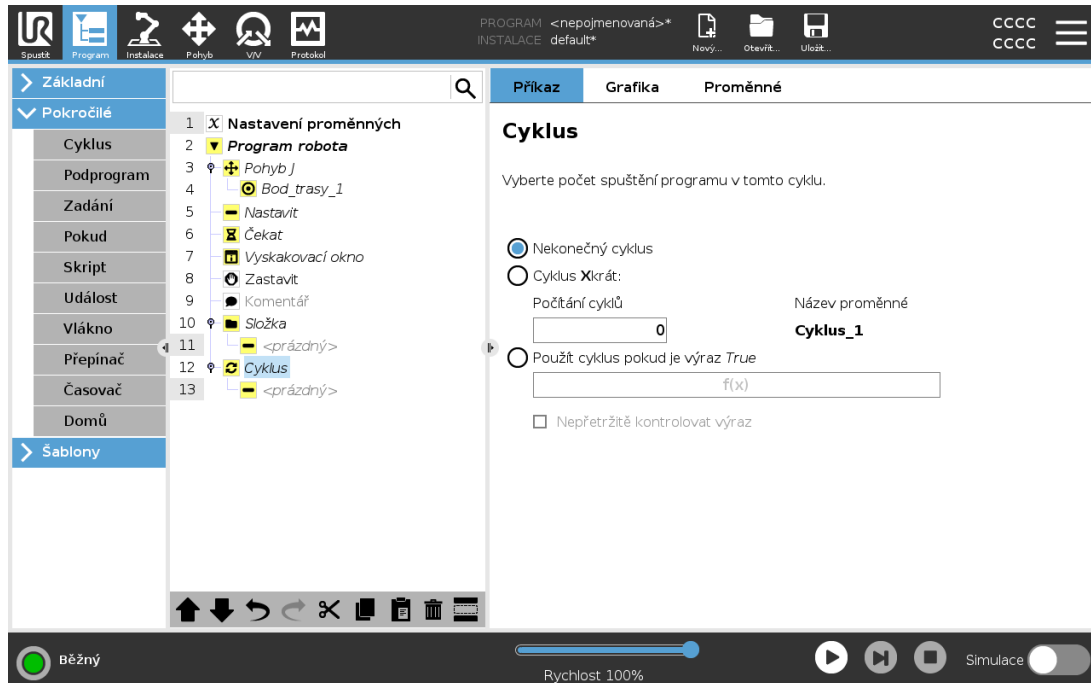


Základní příkazy programu se budou cyklicky opakovat. V závislosti na výběru jsou příkazy základního programu prováděny v nekonečném cyklu, v určitém počtu opakování, nebo dokud je daná podmínka pravdivá. Při provádění určitého počtu cyklů je vytvořena vyhrazená proměnná cyklu (označená jako `loop_1` na snímku obrazovky výše), kterou lze použít ve výrazech v rámci cyklu. Proměnná cyklu má hodnoty od 0 do  $N - 1$ .

Pokud je použit cyklus s výrazem jako koncovou podmínkou, umožňuje rozhraní PolyScope nepřetržité vyhodnocování tohoto výrazu, takže lze přerušit kdykoli během provádění, nikoli pouze po každém zopakování.

### 24.12.2. If

Výrazy **If** a **If...Else** mění chování robota na základě vstupů ze senzorů nebo hodnot proměnných.

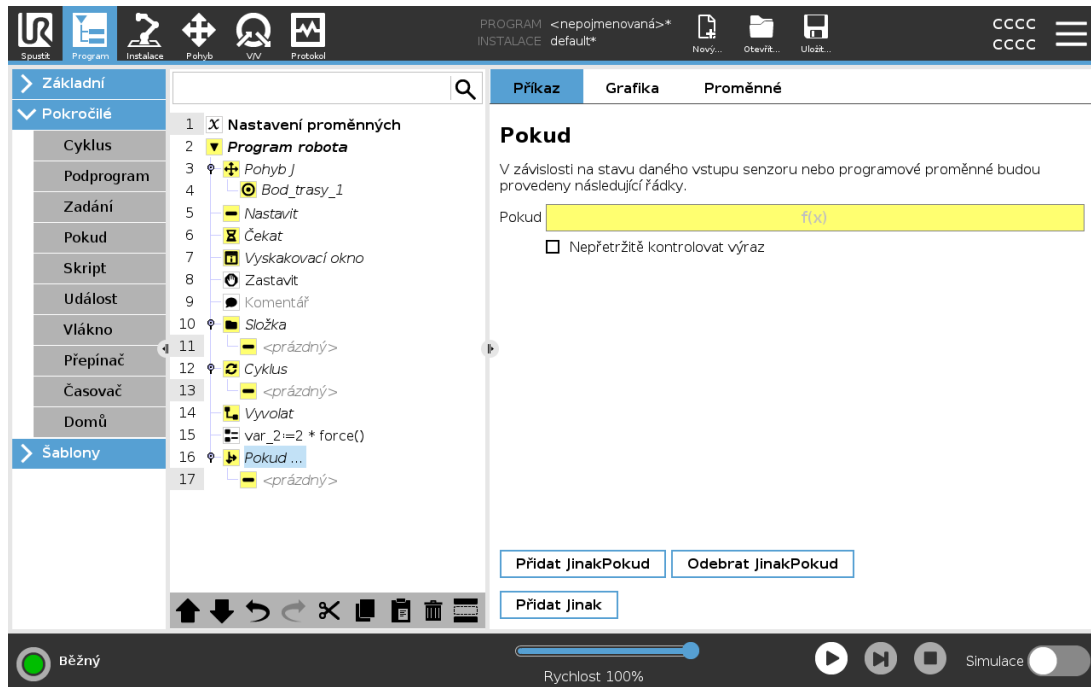

Vyberte podmínky v Editoru výrazů, které tvoří výrazy pomocí příkazu **If**. Je-li podmínka vyhodnocena jako Pravda, budou provedeny výrazy v rámci příkazu **If**. Pro příkaz **If** může existovat pouze jeden příkaz **Else**. Pomocí **Add Elseif** a **Remove Elseif** můžete přidávat a odebírat výrazy **Elseif**.


Vyberte **Průběžná kontrola výrazu**, aby se příkazy **If**, **Elseif** a **Loop** vyhodnocovaly během provádění obsažených řádků. Pokud je výraz uvnitř příkazu **If** vyhodnocen jako False, následují příkazy **Elseif** nebo **Else**.



### POZNÁMKA


Jsou-li uvnitř příkazu **If** nebo **Loop** výrazy s možností Průběžně kontrolovat výraz, lze za účelem jemného zpomalení ramena robota za výraz přidat podmínky **stopj()** nebo **stopl()**. Toto platí pro příkazy **If** i **Loop** (viz oddíl [24.12.1. Cyklus on the previous page](#)).

## 24.12.3. Podprogram

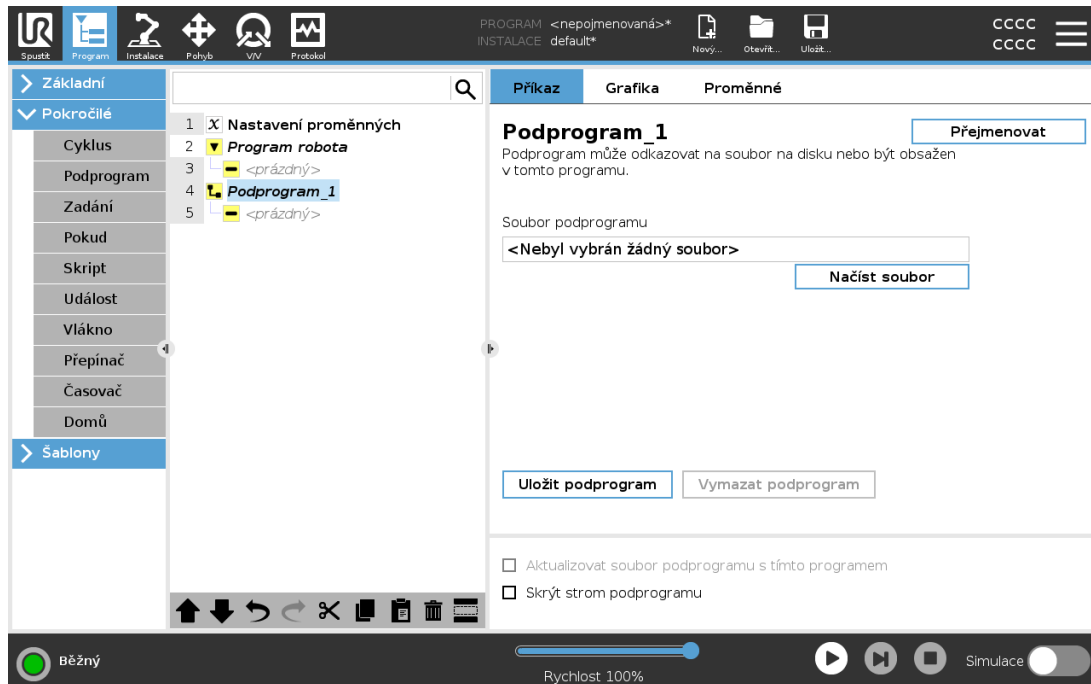


Podprogram může obsahovat části programu, které jsou nutné na několika místech. Podprogram může mít podobu samostatného souboru na disku a může být rovněž skrytý z důvodu ochrany před nežádoucími změnami.

### Vyvolat podprogram

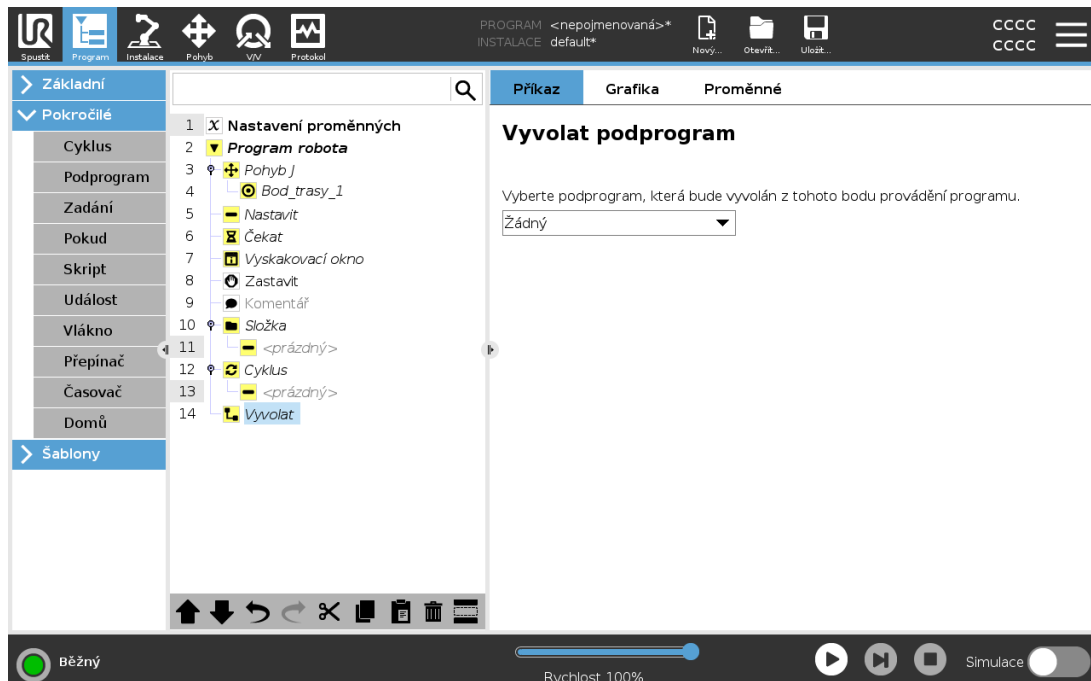

Vyvolání podprogramu vykoná programové řádky v podprogramu a poté se vrátí na následující řádek.


## 24.12.4. Zadání

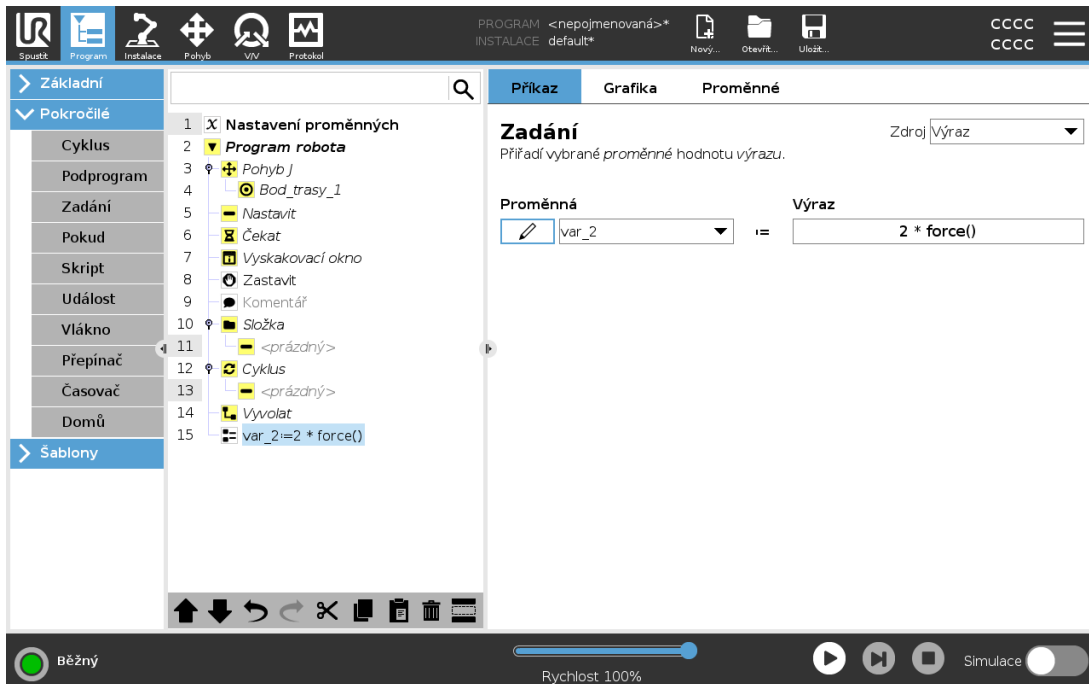

Slouží k zadání hodnot proměnných. Hodnota proměnné může být výsledkem výrazů vytvořených v Editoru výrazů (viz část 24.7. Editor výrazů na straně 169).

Můžete také požádat o hodnotu proměnné od operátora. Při požadování hodnoty od operátora je možné zobrazit zprávu operátora k ověření vstupu ve srovnání s běžnými typy proměnných.

## 24.12.5. Skript

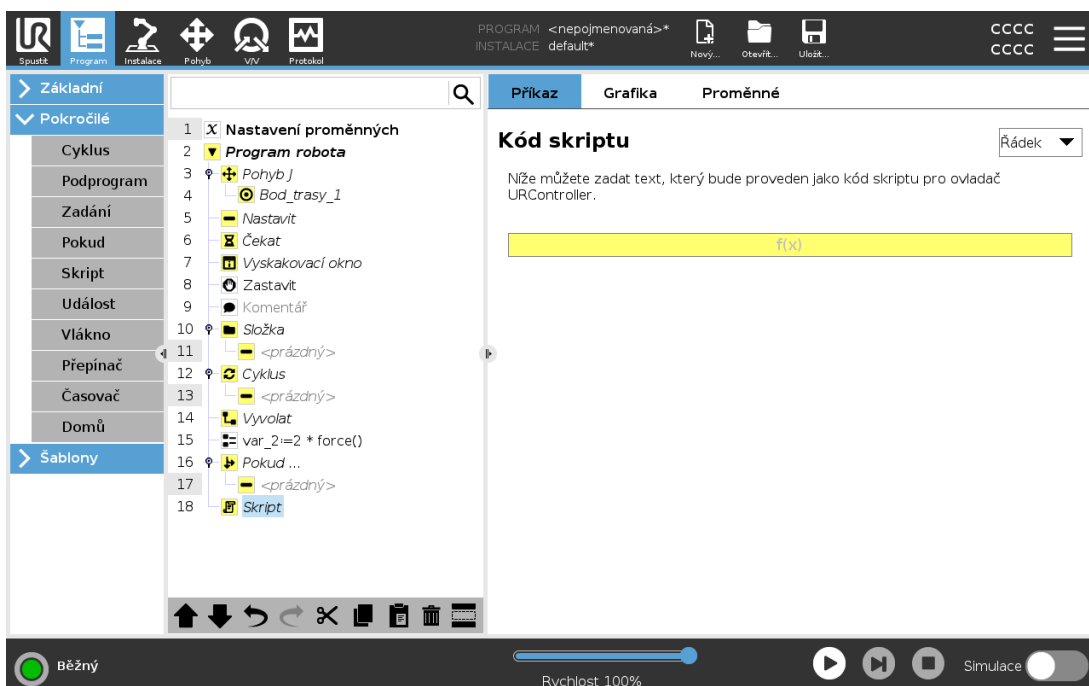


V rozbalovacím seznamu v části Příkazy jsou k dispozici následující možnosti:

- **Řádek** umožňuje pomocí Editoru výrazů zapsat jeden řádek kódu URscript ( [24.7. Editor výrazů na straně 169](#))
- **Soubor** umožňuje provádění zápisu, úprav nebo načítání souborů URscript.

Pokyny k psaní kódů URscript naleznete v příručce ke skriptování na webové stránce podpory (<http://www.universal-robots.com/support>).


Funkce a proměnné deklarované v souboru URscript je k dispozici k použití v programu PolyScope.

## 24.12.6. Událost

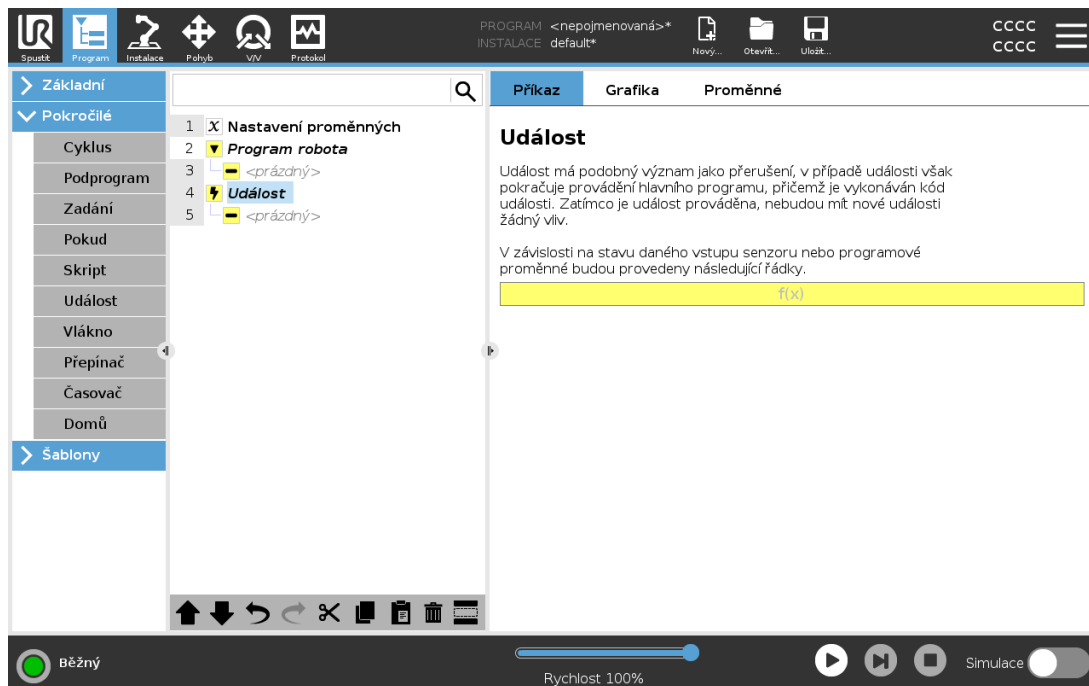


Událost lze použít k monitorování vstupního signálu a provedení akce či nastavení proměnné, když je vstupní signál vysoký. Například v případě, že výstupní signál přepne na vysokou hodnotu, vyčká program 200 ms a opět nastaví nízký signál. Tím je umožněno mnohem jednodušší kódování hlavního programu pro případ, kdy externí stroj aktivuje náběžnou hranu impulsu namísto vysoké úrovně vstupu. Události jsou kontrolovány jednou za každý kontrolní cyklus (2ms).

## 24.12.7. Vlákno

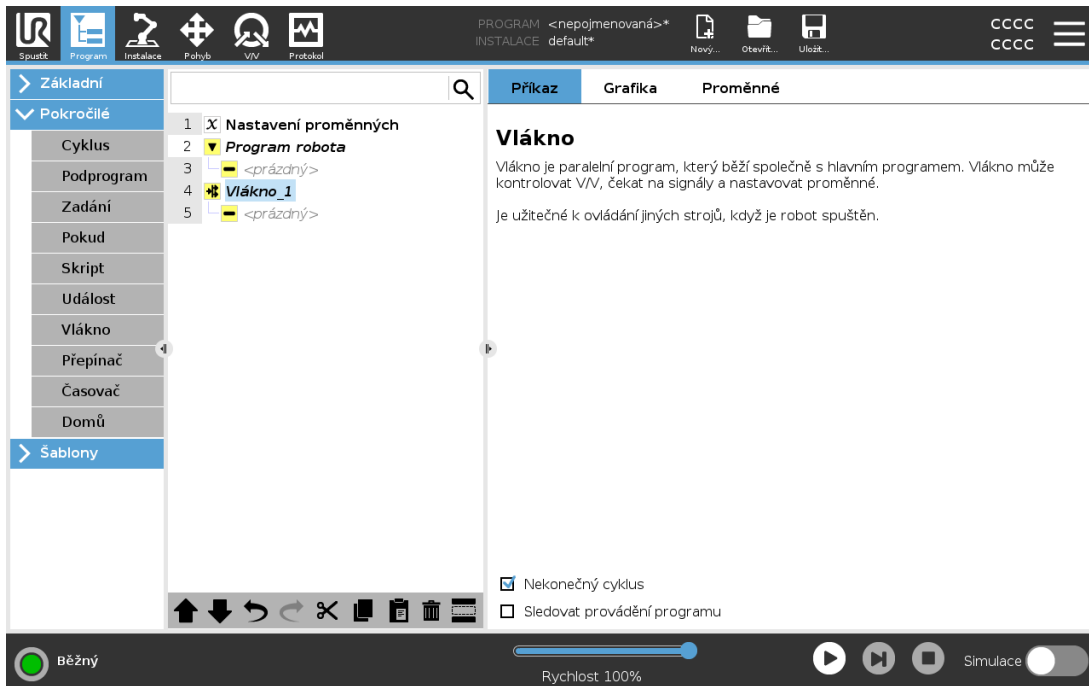

Vlákno označuje paralelní proces programu robota. Vlákno lze využít k ovládní externího stroje nezávisle na ramenu robota. Vlákno může komunikovat s programem robota pomocí proměnných a výstupních signálů.


## 24.12.8. Přepínač

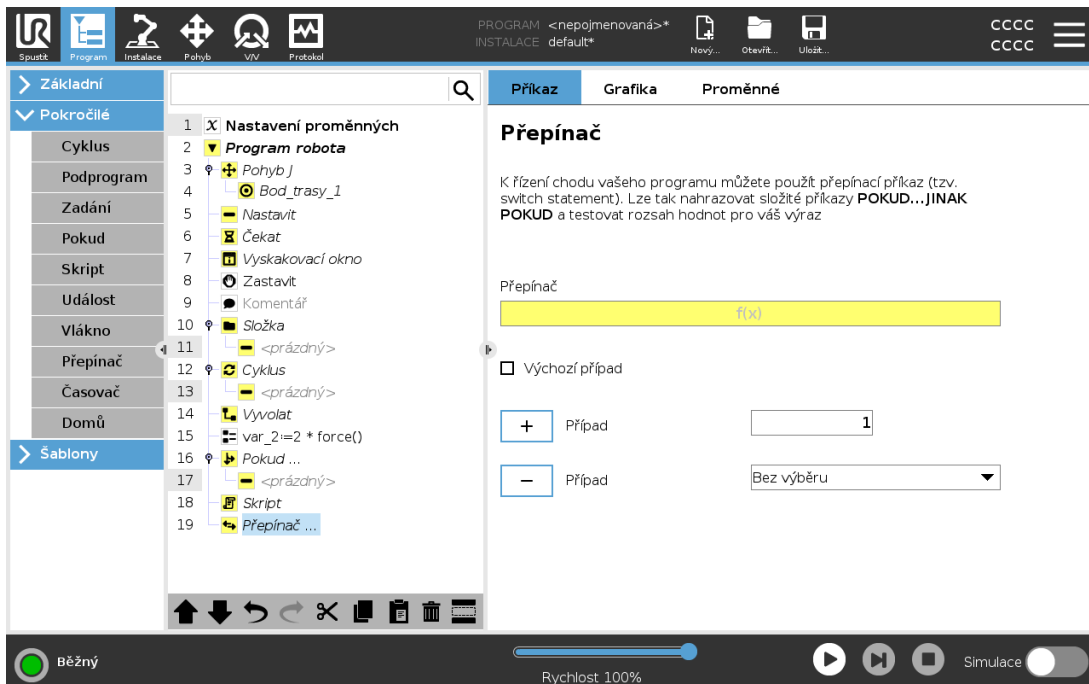

Konstrukce **Případ přepínače** může změnit chování robota na základě vstupů senzorů nebo hodnot proměnných. Pomocí **Editoru výrazů** lze popsat základní podmínku a definovat případy, kdy bude robot pokračovat v dílčích příkazech tohoto Switch. Pokud je podmínka vyhodnocena jako vyhovující pro jeden z případů, budou provedeny řádky v rámci Case. Pokud jste specifikovali Default Case, pak budou řádky provedeny pouze tehdy, když nebudou nalezeny žádné jiné odpovídající případy.


Každý Switch může mít několik Cases a jeden Default Case. Switches mohou mít definovanou pouze jednu instanci libovolných hodnot Case. K přidání Cases slouží tlačítka na obrazovce. Každý příkaz Case pro daný přepínač lze z obrazovky odstranit.

## 24.12.9. Časovač

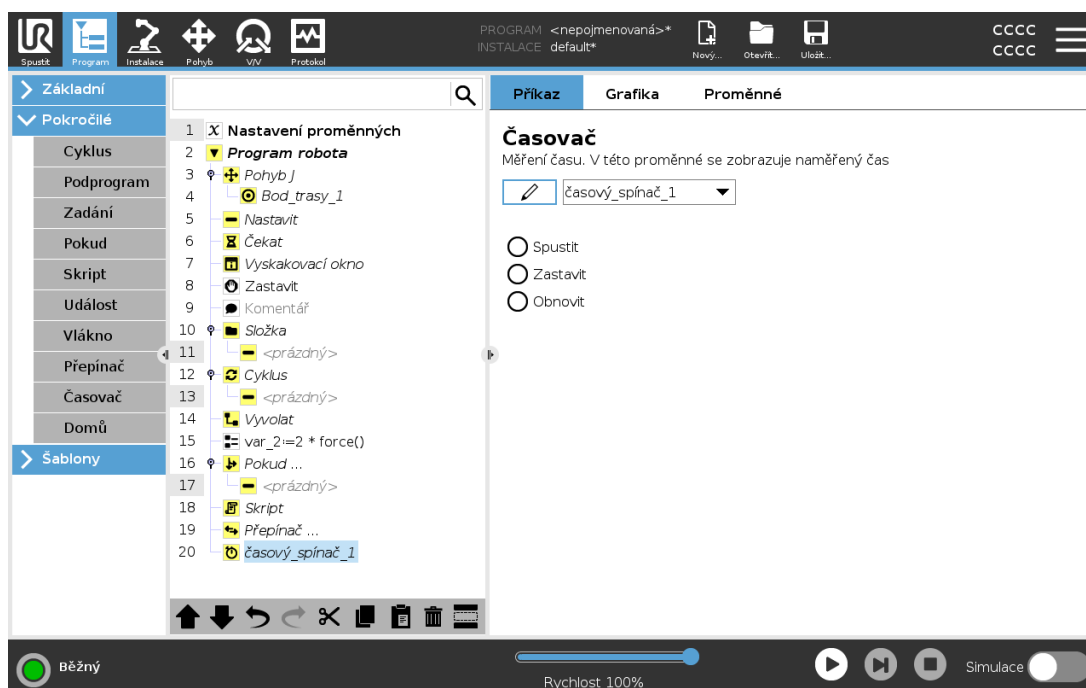

Časovač slouží k měření doby, po kterou běží konkrétní součásti programu. Proměnná programu

## 24.12.10. Domů

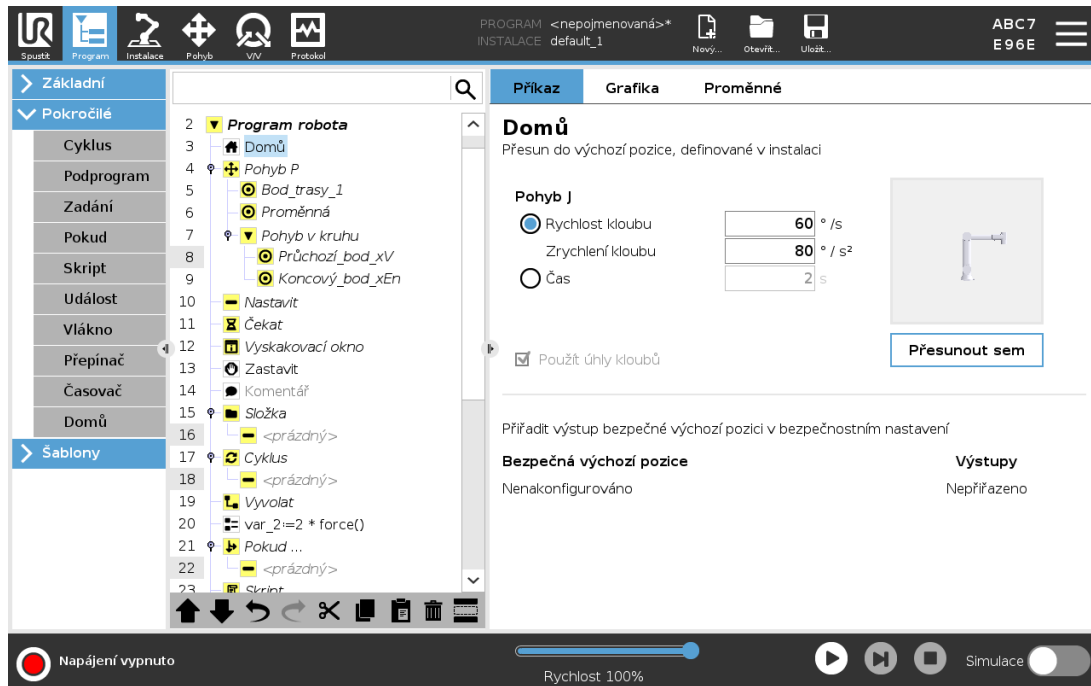


Uzel Domů (výchozí poloha) využívá úhly kloubu pro přesun robota do předdefinované počáteční polohy. Je-li uzel Domů (výchozí poloha) definován jako bezpečná výchozí poloha, v programovém stromu se zobrazí jako (Bezpečná) výchozí poloha. Není-li výchozí poloha synchronizována s prvkem bezpečnosti, uzel není definován.

## 24.13. Šablony

### 24.13.1. Paletizace




Paletizace je šablona pro snadné programování úkolů paletizace a depaletizace, uchopení a ukládání dílů (tj. ze zásobníků, přípravků apod.), a dále k naprogramování robota tak, aby vykonával opakovatelné úkony pro jednotlivé položky ve více vrstvách s různými sestavami. Vytvářet můžete různé sestavy a aplikovat je na konkrétní vrstvy. Mezi jednotlivé vrstvy lze také vkládat separátor (viz [Vkládání separátorů \(oddělovačů\) mezi vrstvy v paletovací sekvenci na straně 202](#)). Kromě toho lze také pomocí prvků z Vlastností palet provádět snadné nastavení umístění palety. Více informace o prvcích viz [25.17. Prvky na straně 244](#). Chcete-li použít šablonu Paletizace, postupujte podle části [Vytvoření paletizačního programu níže](#).
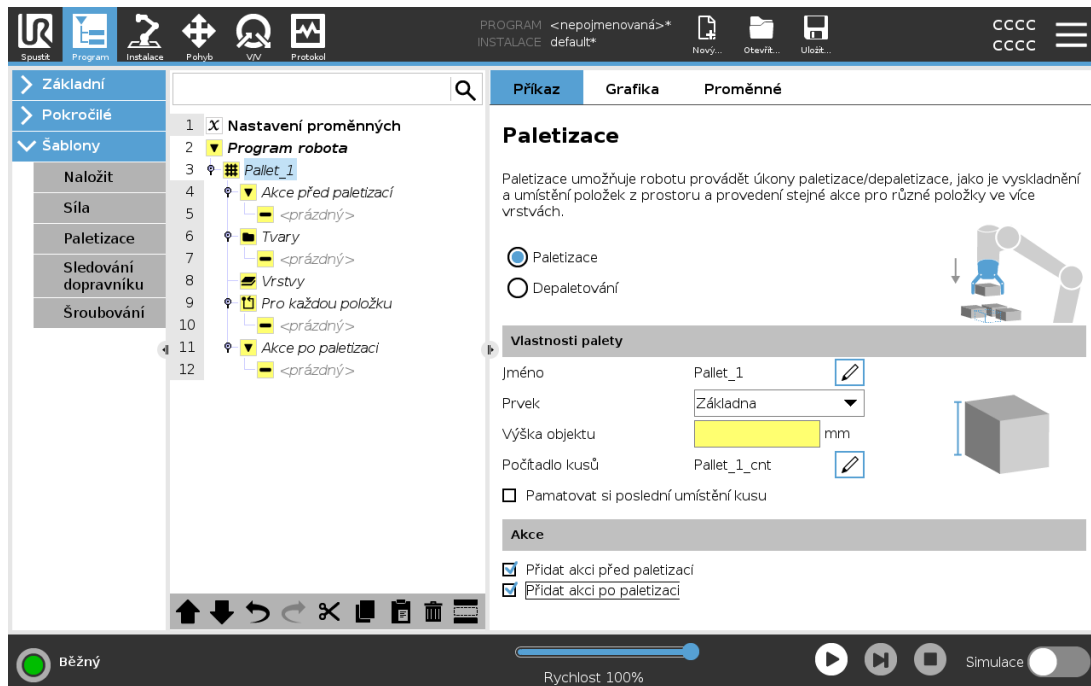
## Vytvoření paletizačního programu



1. Rozhodněte, zda chcete naprogramovat prvek (viz [25.17. Prvky na straně 244](#)) nebo použít Základnu jako referenční rovinu.
2. V **kartě Program** v části **Šablony** klepněte na možnost **Paletizace**.
3. Na obrazovce Paletizace vyberte v závislosti na požadovaném úkonu jeden z následujících úkonů.
  1. Chcete-li uspořádat položky na paletu, vyberte možnost **Paletizace**.
  2. Chcete-li odebírat položky z palety, vyberte možnost **Depaletizace**.
4. V části **Vlastnosti palety** zadejte název, prvek (viz Krok 1), výšku předmětu a pořadové číslo položky pro daný program. Má-li se robot restartovat u položky, se kterou manipuloval v okamžiku zastavení, vyberte políčko **Zapamatovat si umístění poslední položky**.
5. Na obrazovce Paletizace v části **Akce** doplňte výběrem následujících možností dodatečné úkony, které se mají provést před nebo po paletizační sekvenci:
  1. **Přidat akci před paletizací**: Tyto akce se provádějí před zahájením paletizace.
  2. **Přidat akci po paletizaci**: Tyto akce se provádějí po dokončení paletizace.
6. V programovém stromě klepněte na uzel **Vzorce** a určete vzorce pro své vrstvy. Můžete vytvořit následující typy vzorců: Přímka, Mřížka nebo Nepravidelný (viz obrázek níže). Na této obrazovce lze vybrat, zda se má mezi vrstvy vložit oddělovač (viz [Vkládání separátorů \(oddělovačů\) mezi vrstvy v paletovací sekvenci na straně 202](#)).
7. Klepnutím na uzel(y) sestav v programovém stromu lze naprogramovat polohy robota specifické pro danou vrstvu (např. počáteční/koncové body, rohy mřížky a/nebo počet položek). Pokyny k programování/výuce robota viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#). Veškeré

polohy je nutné naprogramovat ve spodní části palety. Chcete-li vzorec kopírovat, na obrazovce uzlu vzorce, který se má kopírovat, klepněte na tlačítko **Kopírovat vzorec**.





	<p><b>Přímka</b> Programování jednotlivých pozic se provádí výběrem jednotlivých položek v programovém stromě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StartItem1</li> <li>• EndItem1</li> </ul> <p>Pomocí textového pole <b>Položky</b> v dolní části obrazovky zadejte počet položek ve vaší sekvenci.</p>
	<p><b>Mřížka</b> Programování jednotlivých pozic se provádí výběrem jednotlivých položek v programovém stromě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CornerItem1</li> <li>• CornerItem2</li> <li>• CornerItem3</li> <li>• CornerItem4</li> </ul> <p>Zadáním počtu řádků a sloupců do příslušných textových polí nastavte rozměr sestavy.</p>
	<p><b>Nepravidelný</b> Programování jednotlivých pozic se provádí výběrem jednotlivých položek v programovém stromě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item1</li> <li>• Item2</li> <li>• Item3</li> </ul> <p>Chcete-li přidat a identifikovat novou položku v sekvenci, klepněte na možnost <b>Přidat položku</b>.</p>

- Klepnutím na uzel **Vrstvy** v programovém stromu nakonfigurujte vrstvy paletovací sekvence. Pomocí rozbalovací nabídky **Vybrat sestavu** vyberte sestavu pro jednotlivé vrstvy. Klepnutím na tlačítko **Přidat vrstvu** lze do programu přidávat další vrstvy. Vrstvy se musí přidávat ve správném pořadí, neboť je nelze znovu uspořádat později.
- V programovém stromě klepněte na uzel **U každé položky**. Vyberte možnost použít výchozí nastavení (A) Průvodce u každé položky nebo (B) Konfigurovat ručně u každé položky. Pokyny pro jednotlivé možnosti jsou uvedeny níže.

### (A) Průvodce u každé položky

Možnost q{Průvodce u každé položky} pomáhá při definování úkonů prováděných u jednotlivých položek na paletě, jako je např. ReferencePoint, přístupový bod trasy, bod trasy ToolActionPoint nebo výstupní bod (popsáno v tabulce níže). Přístupový bod trasy a výstupní bod zůstávají ve stejné orientaci a směru bez ohledu na orientaci jednotlivých položek.


1. Klepněte na uzel **U každé položky** v programovém stromu.
2. Na obrazovce U každé položky klepněte na **Další**.
3. Klepněte na tlačítko **Přesunout sem**. Poté přidržeťte tlačítko **Auto** nebo pomocí tlačítka **Ručně** přesuňte robota do referenčního bodu. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**. Klepněte na **Další**.
4. Klepněte na **Nastavit Bod trasy** chcete-li naprogramovat přístupový Bod trasy (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)). Klepněte na **Další**.
5. Opakujte krok 3.
6. Klepněte na **Nastavit Bod trasy**, chcete-li naprogramovat výstupní Bod trasy (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)). Klepněte na **Další**.
7. Klepněte na **Dokončit**.
8. Nyní lze do složky Úkon nástroje v programovém stromě přidávat příslušné uzly úkonů chapadla.

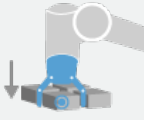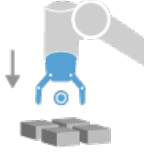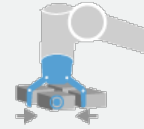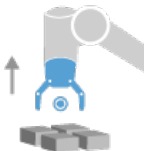 Bod akce nástroje	<p><b>Bod trasy ToolActionPoint:</b> Umístění a poloha, ve kterých má robot být při provádění úkonů pro jednotlivé položky ve vrstvě. Bod trasy ToolActionPoint je ve výchozím nastavení referenční bod, klepnutím na uzel bodu trasy nástroje ToolActionPoint v programovém stromě však lze provádět jeho úpravy. Při použití průvodce je referenční bod prvním místem v první definované vrstvě na paletě. Referenční bod se používá k naprogramování robota, a to konkrétně přístupového bodu trasy, bodu trasy ToolActionPoint a výstupního bodu pro jednotlivé položky ve vrstvě.</p>
 Přiblížení	<p><b>Přístupový bod:</b> Bezkolizní poloha a směr, kterým se má robot pohybovat k položce ve vrstvě.</p>
 Úkon nástroje	<p><b>Funkce nástroje:</b> Úkon, který má provádět příslušenství robota u jednotlivých polček.</p>
 Konec	<p><b>Výstupní bod trasy:</b> Poloha a směr, kterým se má robot pohybovat pryč od položky ve vrstvě.</p>

## (B) Ruční konfigurace

1. Klepněte na uzel **U** každé položky v programovém stromu.
2. Na úvodní obrazovce **U** každé položky klepněte na **Ruční konfigurace**.
3. Pomocí rozbalovacích nabídek vyberte položku **Sestava** a **Referenční bod**. Klepnutím na tlačítko **Použít tento referenční bod** nastavte referenční bod.
4. Klepnutím na možnost **Přesunout sem** robota přesuňte do referenčního bodu.
5. Přístupový bod robota lze naprogramovat klepnutím na přístupový uzel v programovém stromu (viz 24.11.1. [Pohyb na straně 172](#)). U přístupového bodu trasy se orientace a směr neměn bez ohledu na orientaci jednotlivých položek.
6. V programovém stromě klepněte na uzel **U** každé položky. Opakujte krok 4.
7. Výstupní bod robota se programuje klepnutím na uzel **Výstup** v programovém stromu (viz 24.11.1. [Pohyb na straně 172](#)).
8. Nyní lze do složky **Úkon nástroje** v programovém stromě přidávat příslušné uzly úkonů chapadla.

## Vkládání separátorů (oddělovačů) mezi vrstvy v paletovací sekvenci

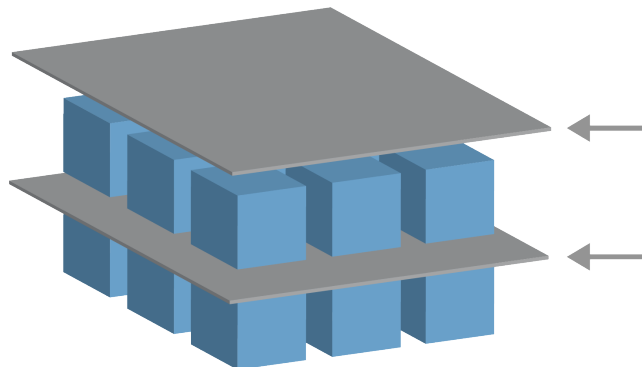

Během paletovací sekvence lze mezi vrstvy vkládat separátory, jako je např. papír nebo polystyren. Postup vkládání separátorů mezi vrstvami:

1. V programovém stromu vyberte uzel **Vzorce**.
2. Na obrazovce **Obrazce** vyberte **Oddělovač** a definujte výšku pomocí textového pole **Výška oddělovače**. Bez nastavené výšky se program nespustí.
3. V programovém stromu vyberte **Vrstvy**. Na obrazovce **Vrstvy** vyberte, mezi které vrstvy chcete separátory vložit (separátory se automaticky umisťují mezi každou vrstvou).
4. Klepněte na uzel **Oddělovač** v programovém stromu. Pro naprogramování pozice oddělovače klepněte na **Nastavit oddělovač**.
5. Jako výchozí nastavení vyberte (A) Průvodce separátorem nebo (B) Ruční konfiguraci separátoru. Pokyny pro jednotlivé možnosti jsou uvedeny níže.

Po dokončení průvodce nebo jeho zrušení se v programovém stromě pod položkou **Funkce oddělovače** zobrazí šablona. Kromě složky **Funkce nástroje** v uzlu **Funkce separátoru** lze vybrat jednu z následujících složek:

- Funkce **Použít oddělovač** se využívá k naprogramování použití oddělovačů při paletizaci
- Funkce **Odstranit oddělovač** se používá k odstranění oddělovačů při depaletizaci

### (A) Průvodce separátorem

1. Klepněte na uzel **Funkce oddělovače** v programovém stromu.
2. Na obrazovce Funkce oddělovače klepněte na **Další**.
3. Klepněte na tlačítko **Přesunout sem** a přidržte tlačítko **Automaticky** nebo použijte tlačítko **Ručně** a přesuňte robota do bodu oddělovače. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**. Klepněte na **Další**.
4. Klepněte na **Nastavit bod trasy** chcete-li naprogramovat přístupový bod trasy (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)). Klepněte na **Další**.
5. Opakujte krok 3.
6. Klepněte na **Nastavit bod trasy**, chcete-li naprogramovat Výstupní bod trasy (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)). Klepněte na **Další**.
7. Klepněte na **Dokončit**.
8. Nyní lze v programovém stromě přidávat příslušné uzly s úkony ve složkách Použít separátor, Odebrat separátor a Úkon nástroje.

### (B) Ruční konfigurace

1. Klepněte na uzel **Akce oddělovače** v programovém stromu.
2. Na úvodní obrazovce **Akce oddělovače** klepněte na **Ruční konfigurace**.
3. Klepnutím na možnost **Přesunout k bodu oddělovače** robota přesuňte do bodu oddělovače.
4. Přístupový bod robota lze naprogramovat klepnutím na přístupový uzel v programovém stromu (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)).
5. V programovém stromě klepněte na uzel Funkce separátoru. Opakujte krok 3.
6. Výstupní bod robota se programuje klepnutím na Výstupní uzel v programovém stromu (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)).
7. Nyní lze v programovém stromě přidávat příslušné uzly s úkony ve složkách Použít separátor, Odebrat separátor a Úkon nástroje.

## Možnosti vlastního přizpůsobení paletizačního programu

Paletizační program lze přizpůsobit následujícími způsoby:


- Vznikne-li po vytvoření programu paletizace nutnost upravit nebo přestavět paletu, musí se znovu načíst prvek palety (viz [25.17. Prvky na straně 244](#)), neboť paletizační sekvence je fixována ve vztahu k danému prvku. Všechny ostatní programové komponenty se tak automaticky přizpůsobí nově naučené (naprogramované) poloze.
- Vlastnosti příkazů pro přesun lze upravit (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)).

- Lze provádět změny rychlosti a poloměrů zaoblení (viz 24.11.1. Pohyb na straně 172).
- Další uzly programu lze přidávat do sekvence U každé položky nebo sekvence Funkce separátoru.

## 24.13.2. Naložit

Funkce hledání používá senzor k určení správné polohy pro uchopení nebo upuštění položky. Tato funkce umožňuje pracovat se zásobníky položek různé tloušťky a určování přesných pozic položek buď neznámých, nebo příliš obtížně programovatelných.

Jako senzor může být použit tlačítkový spínač, tlakový snímač nebo kapacitní senzor.

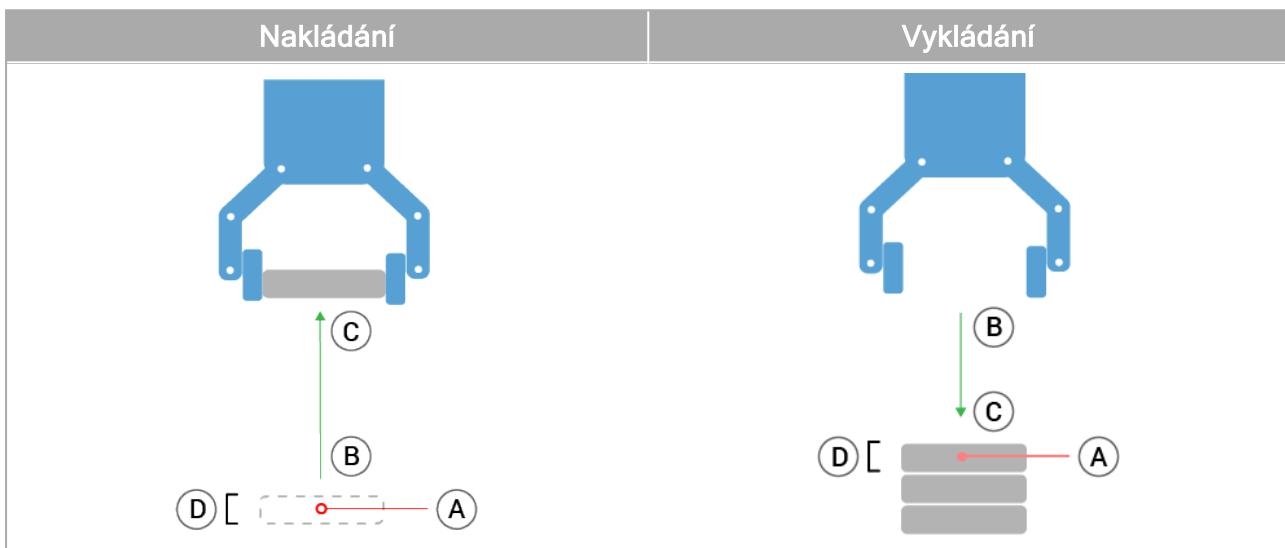


Chcete-li naprogramovat operaci vyhledávání, definujte následující:

- *A* - výchozí bod.
- *Od B do C* - směr k zásobníku. To znamená zvětšování zásobníku při stohování a zmenšování zásobníku při odbírání.
- *D* - tloušťka položek v zásobníku.

Je nutné definovat podmínku, za které je dosažena poloha dalšího zásobníku, a speciální programovou sekvenci, která bude provedena na každé pozici v zásobníku.

Pro pohyb v rámci operace se zásobníky je rovněž nutné zadat hodnoty rychlosti a zrychlení.

## Nakládání

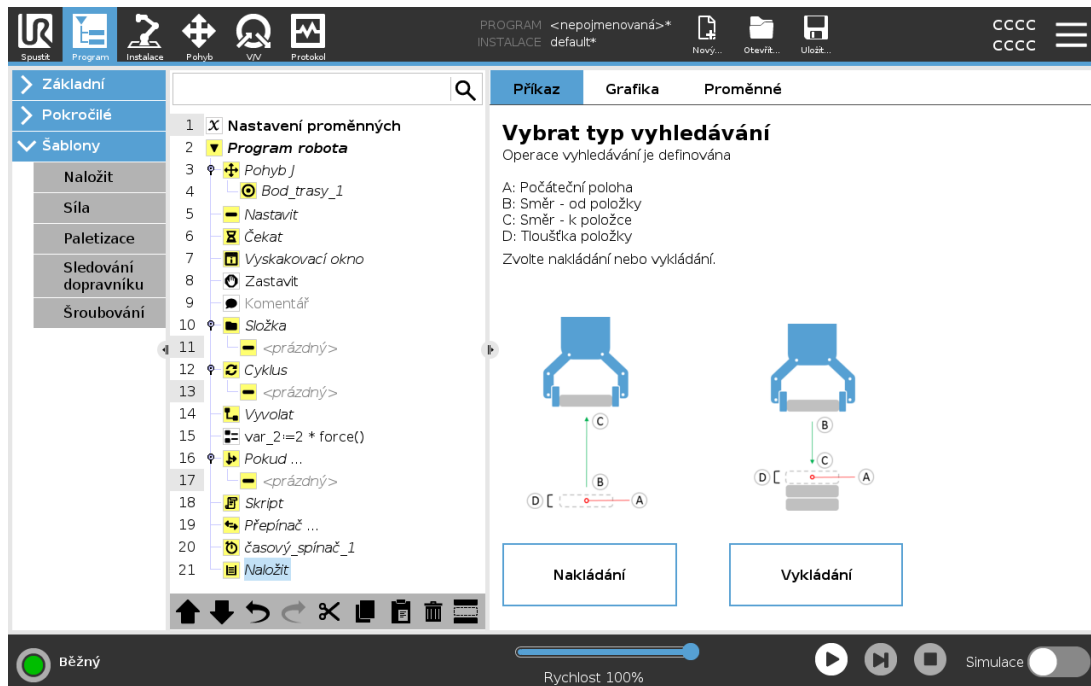


Při stohování rameno robota postupuje do bodu A, pak se pohybuje *opačným* směrem a vyhledává další pozici ve vrstvě. Když je nalezena další pozice v zásobníku, robot si ji zapamatuje a provede speciální sekvenci.

V následujících kolech zahájí robot hledání v zapamatované poloze a postupuje v krocích daných tloušťkou položky daným směrem.

Stohování je dokončeno, jakmile výška zásobníku překročí definovanou hodnotu nebo jakmile senzor odešle signál.

## Vykládání

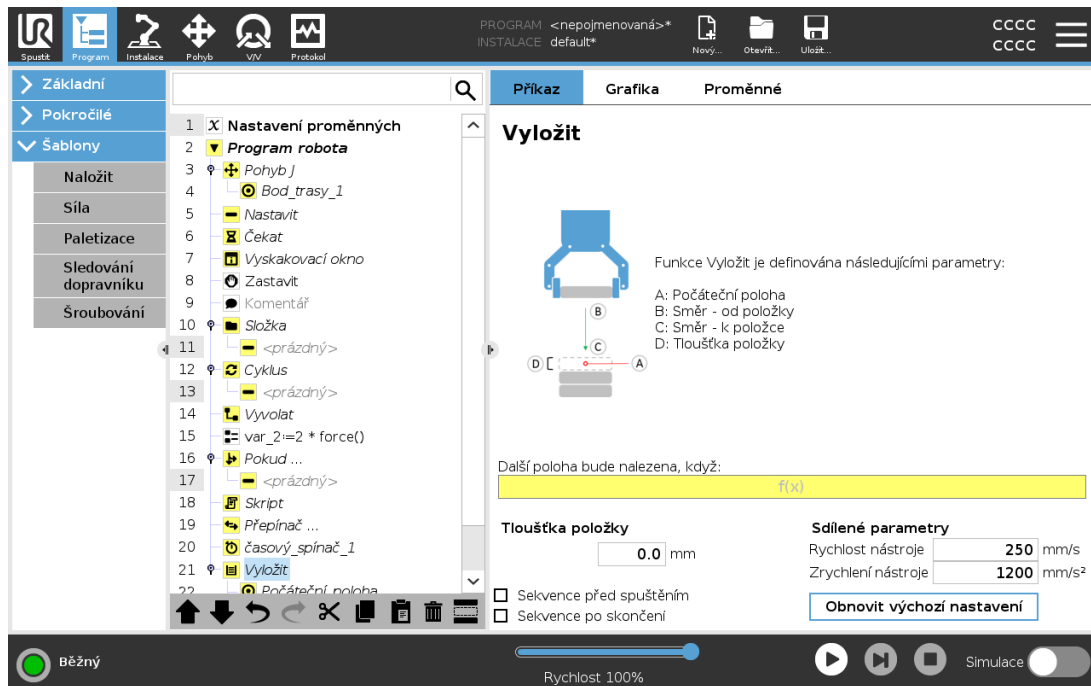


Během odebírání ze zásobníku se rameno robota pohybuje z bodu A v daném směru a hledá další položku. Podmínka na obrazovce určuje, kdy bude dosaženo dalšího předmětu. Při splnění podmínky si robot polohu zapamatuje a provede speciální sekvenci.

V následujících kolech zahájí robot hledání v zapamatované poloze a postupuje v krocích daných tloušťkou položky daným směrem.

### Počáteční poloha

Počáteční poloha, ve které operace se zásobníkem začíná. Pokud je počáteční poloha vynechána, považuje robot za počátek vrstvy aktuální polohu svého ramene.

## Směr

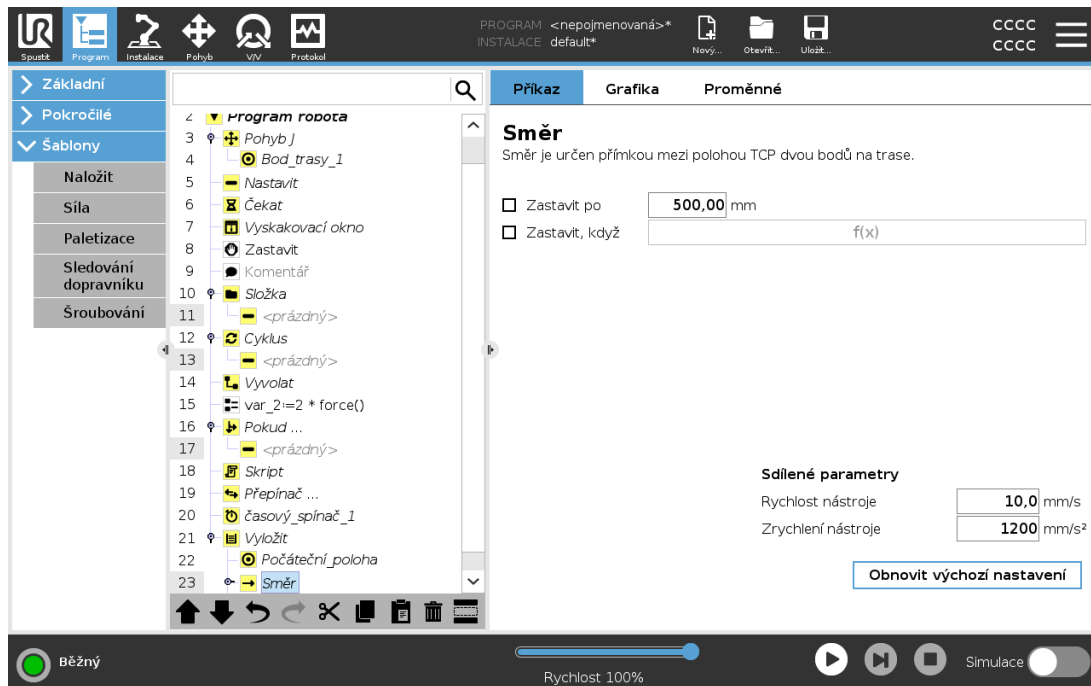

Směr daný pozicemi *B* až *C* se vypočítá jako rozdíl pozic od TCP *B* do TCP *C*.

Směr nezohledňuje orientace bodů.

## Výraz pro další polohu skládání

Rameno robota se pohybuje ve směru vektoru a přitom nepřetržitě vyhodnocuje, zda byla dosažena další poloha skládání. Když je výraz vyhodnocen jako `True`, je provedena speciální sekvence.

### “Před zahájením”

Volitelná `BeforeStart` sekvence proběhne bezprostředně před zahájením operace. Toto nastavení lze použít k čekání na připravený signál.

### “Po dokončení”

Volitelná `AfterEnd` sekvence proběhne po dokončení operace. Takto lze dát signál ke spuštění pohybu dopravníku a přípravě na další zásobník.

## Sekvence zvednutí a položení

Sekvence zvednutí a položení je speciální programová sekvence prováděná v každé poloze vrstvy, podobně jako operace Paleta.

## 24.13.3. Síla



### POZNÁMKA

Používání této funkce současně s funkcí Sledování přepravníku a/nebo Odsazení trasy může vést ke konfliktu programu.

- Nepoužívejte tuto funkci společně se Sledováním přepravníku nebo Odsazením trasy.

**Režim síly** je vhodný pro aplikace, kde aktuální poloha TCP podél předem definované osy není důležitá, ale místo toho je požadováno působení síly podél této osy. Pokud by se měl středový bod nástroje TCP například odvalovat proti zakřivenému povrchu nebo při tlačení či tažení obrobku.

**Režim síly** rovněž podporuje působení určitého kroutícího momentu okolo předem definovaných os. Rameno robota se pokusí zrychlit podél této osy, pokud v ose, kde je nastavena nenulová síla, nenarazí na žádné překážky. I když byla některá osa zvolena pro pružné chování, program robota se nadále bude snažit pohybovat robotem v této ose. Řízení síly však zajišťuje, že rameno robota bude nadále nabíhat na zadanou sílu.




### POZNÁMKA

Pokud se uvnitř `If`, `ElseIf` nebo `Loop` nachází uzel Síla a je vybrána možnost `Check Expression Continuously`, můžete na konec výrazu přidat skript `end_force_mode()`, který ukončí řízení síly.



### UPOZORNĚNÍ

1. Vyhněte se výraznému zpomalení těsně před vstupem do režimu síly.
2. Vyvarujte se vysoké akcelerace v režimu síly, neboť se tím snižuje přesnost regulace síly.
3. Před vstupem do režimu síly se vyvarujte rovnoběžnému pohybu s osami s pružným chováním.

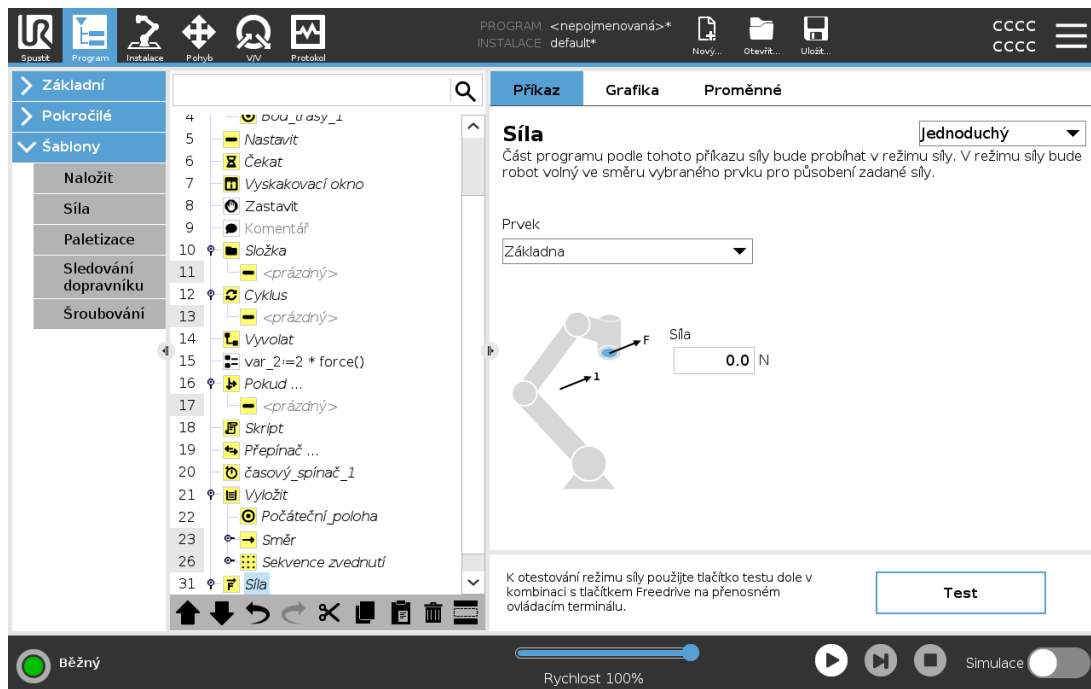

## Volba prvků

**Nabídka prvků** se používá k výběru souřadnicového systému (os), které bude robot používat během činnosti v režimu síly. Prvky v nabídce jsou ty, které byly definovány v instalaci (viz [25.17. Prvky na straně 244](#)).

## Typ režimu síly

Níže uvedené typy režimu zrychlení určují, jak bude vybraný prvek interpretován.

- **Jednoduchý** : Ve vynuceném režimu bude platná pouze jedna osa. Síla podél této osy je nastavitelná. Požadovaná síla bude vždy používána podél osy Z vybraného prvku. Nicméně pro přímkové prvky je to podél jejich osy Y.
- **Rámec** : Typ rámce umožňuje pokročilejší využívání. Zde je možné nezávisle vybírat pružné chování a síly ve všech šesti stupních volnosti.
- **Bod** : Když je vybrána funkce Bod, tak má souřadný systém osu Y směřující od středového bodu nástroje TCP robota směrem k počátku vybraného prvku. Vzdálenost mezi středovým bodem nástroje TCP robota a počátkem vybraného prvku musí být minimálně 10 mm. Rámec úlohy se mění za běhu, když se mění poloha TCP robota. Osa X a osa Z souřadného systému závisí na původní orientaci vybraného prvku.
- **Pohyb** : Funkce pohybu znamená, že se rámec úlohy se bude měnit se směrem pohybu TCP. Osa X souřadného systému bude projekcí směru pohybu TCP na rovině rozpínající se mezi osami X a Y vybraného prvku. Osa Y bude kolmá k pohybu robota a v rovině X-Y vybraného prvku. To lze využívat při odstraňování ořepů podél složité trajektorie, kde se vyžaduje síla kolmá k pohybu TCP.

Když je rameno robota v klidu: Je-li zadán režim síly, Když je rameno robota v klidu, potom nebudou žádné osy s pružným chováním, dokud se TCP nezačne pohybovat. Pokud se později, stále v režimu síly, rameno robota opět zastaví, bude mít úkolový rámec stejnou orientaci, jako když se TCP naposledy pohyboval.

Pro poslední tři typy může být aktuální úkolový rámec zobrazen při běhu programu na kartě grafiky (viz 24.5. Karta Grafika na straně 166), když robot pracuje v režimu síly.

### 24.13.4. Výběr hodnoty síly

- Hodnotu síly nebo točivého momentu lze nastavit pro osy s pružným chováním. Rameno robota nastaví svou polohu s cílem dosažení zvolené síly.
- U os bez pružného chování bude rameno robota sledovat trajektorii nastavenou programem.

Pro translační parametry je síla specifikovaná v Newtonech [N] a pro rotační parametry je krouticí moment specifikován v Newton-metrech [Nm].



#### POZNÁMKA

Je nutné provést následující:

- Pomocí `get_tcp_force()` skriptovací funkce načtete skutečnou sílu a točivý moment v samostatném vlákne.
- Korigovat vektor klíče, pokud je skutečná síla a/nebo točivý moment nižší než požadovaná.

### 24.13.5. Povolené rychlosti

Maximální kartézskou rychlost lze nastavit pro osy s pružným chováním. Robot se pohybuje touto rychlostí v režimu regulace síly, pokud nepřijde do kontaktu s předmětem.

### 24.13.6. Nastavení testovací síly

Tlačítko zapnutí/vypnutí, označené **Test**, přepíná chování tlačítka **Freedrive** na zadní straně přenosného ovládacího terminálu z normálního režimu **Freedrive** na test příkazu síly.

Když je zapnuto tlačítko **Test** a stiskne se tlačítko **Freedrive** na zadní straně přenosného ovládacího terminálu, robot bude provádět činnost, jako když program dosáhl tohoto příkazu síly. Tímto způsobem lze ověřit nastavení před skutečným spuštěním celého programu. Tato možnost je obzvláště užitečná pro ověření, že byly správně vybrány osy s pružným chováním a síly. Jednoduše jednou rukou přidržíte TCP robota a druhou rukou stisknete tlačítko **Freedrive** a povšimnete si, ve kterém směru se rameno robota může/nemůže pohybovat.

Po odchodu z této obrazovky se tlačítko **Test** automaticky vypne, což znamená, že tlačítko **Freedrive** na zadní straně přenosného ovládacího terminálu je opět používáno pro běžný režim **Freedrive**.

Tlačítko **Freedrive** je funkční pouze tehdy, když je pro příkaz Zrychlení vybrán platný prvek.

## 24.13.7. Sledování dopravníku




### POZNÁMKA

Používání této funkce současně s funkcí Zrychlení a/nebo Odsazení trasy může vést ke konfliktu programu.

- Nepoužívejte tuto funkci současně s funkcí Zrychlení nebo Odsazení trasy.

Funkce sledování dopravníku umožňuje provádět sledování pohybu až dvou dopravníků ramenem robota. Sledování dopravníku je definováno v kartě Instalace (viz část 25.14. [Nastavení sledování dopravníku na straně 240](#)).

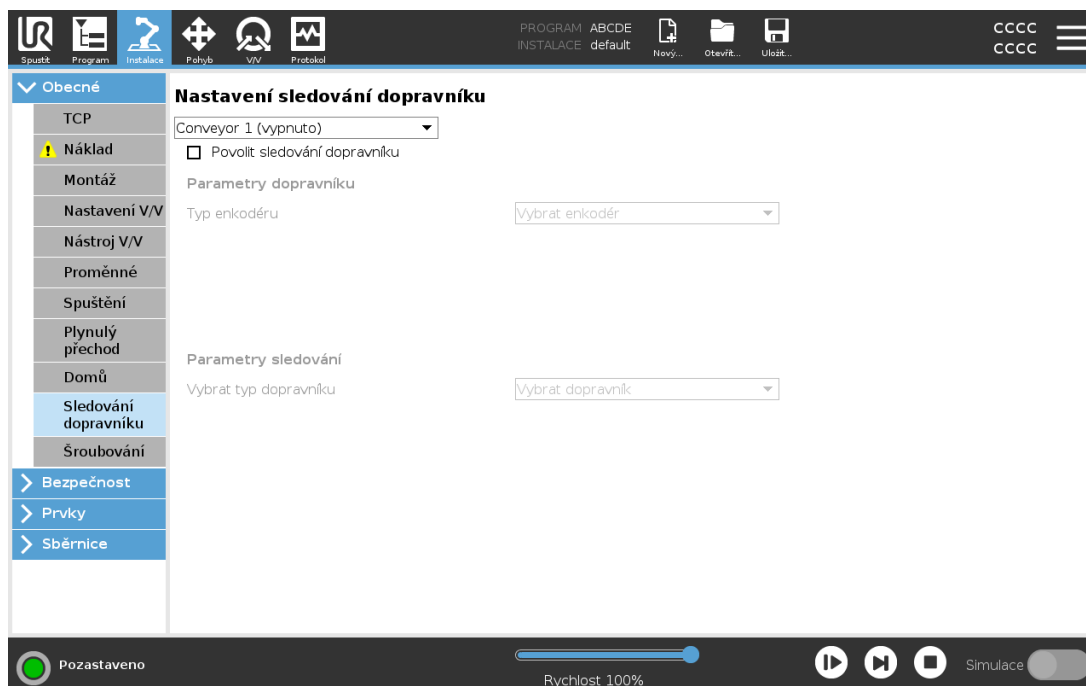

Programový uzel Sledování dopravníků je k dispozici na kartě Program pod šablonami. Během sledování dopravníku jsou přípustné i všechny pohyby v rámci tohoto uzlu, ty se však vztahují k pohybu dopravního pásu. Při ukončení sledování dopravníku není povolen plynulý přechod (zaoblení), před provedením dalšího pohybu robot proto zcela zastaví.

## Sledování dopravníku

1. V záhlaví klepněte na **Program**.
2. Klepněte na **Šablony** a výběrem **Sledování dopravníku** přidejte do programového stromu uzel Sledování dopravníku. Pohyby uvedené pod uzlem Sledování dopravníku jsou určeny ke sledování pohybu dopravníku.
3. Pod možnostmi Sledování dopravníku vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat Dopravník **Dopravník1** nebo **Dopravník 2**, čímž se definuje, který dopravník se má sledovat.




### POZNÁMKA

Pokud se uvnitř If, ElseIf nebo Loop nachází uzel Sledování dopravníku a je vybrána možnost Check Expression Continuously, můžete na konec výrazu přidat skript `end_conveyor_tracking()` pro ukončení sledování dopravníku.

## 24.13.8. Šroubování

Programový uzel **Šroubování** poskytuje snadný způsob přiřazení aplikace šroubování pro připojený šroubovák. Konfigurace šroubováku a jeho připojení k robotu je definováno na kartě Instalace (viz 25.1. Univerzální na straně 225).

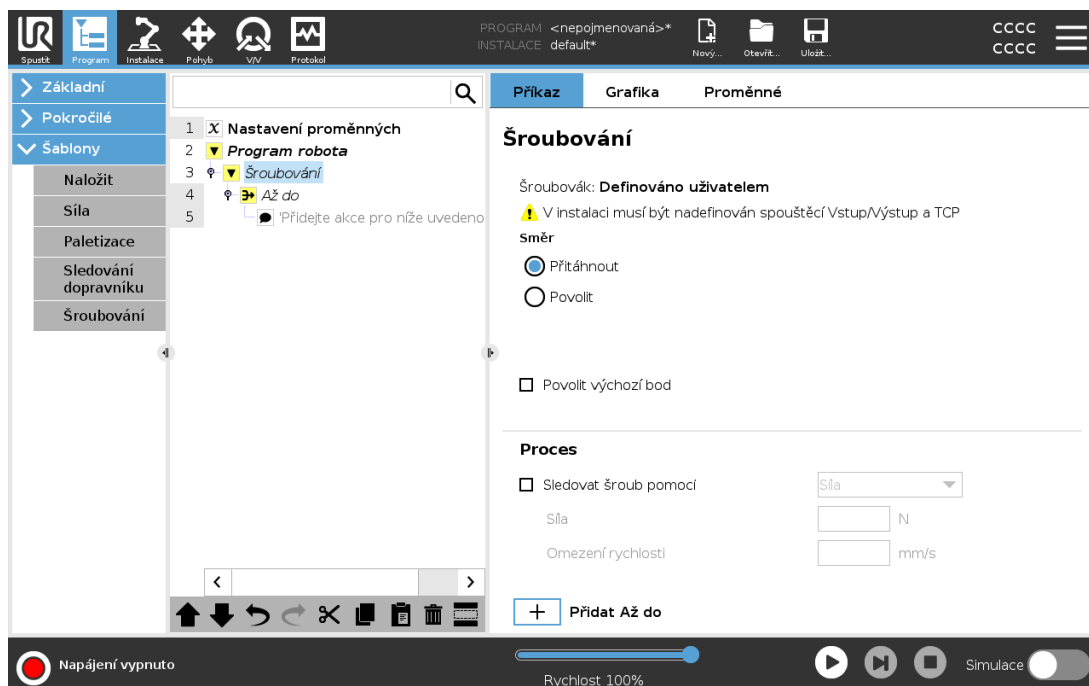

### Přidání uzlu Šroubování

1. V záhlaví klepněte na **Program**.
2. V části Šablony klepněte na **Šroubování**.
3. Výběrem možnosti **Utáhnout** šroub následuje ve směru utahování (dovnitř), zatímco výběrem možnosti **Povolit** šroub následuje ve směru uvolnění (ven). Tato volba má vliv pouze na pohyb robota, který následuje šroub a příslušné výpočty měření.
4. V poli **Výběr programu** můžete zvolit program šroubováku v závislosti na signálech **Výběru programu** v instalaci.
5. Výběrem možnosti **Povolit počáteční bod** lze do programového stromu přidat PohybL, který se provede, je-li šroubovák již spuštěn. Chcete-li v případě nutnosti přidat korekční opatření do stromu programů před zahájením akcí šroubování, zvolte možnost **Povolit řešení chyb stroje**.

Výběrem příkazu **Následovat šroub** v části **Proces** lze ovlivnit šroubování následujícím způsobem:

- **Síla:** Vyberte možnost **Síla**, chcete-li definovat, jak velká síla má působit na šroub. Poté zvolte **Mezní rychlost**, kterou se robot pohybuje, dokud se nedostane do kontaktu se šroubem.


**POZOR**

Před spuštěním programu šroubování umístěte hrot šroubováku těsně nad šroub. Působení jakoukoliv silou na šroub může ovlivnit výkon programu šroubování.

- **Rychlost:** Vyberte pevnou **Rychlost nástroje** a **Zrychlení** pohybu robota při sledování šroubu.
- **Výraz:** Podobně jako v případě příkazu Pokud (viz 24.12.2. [If na straně 191](#)), výběrem možnosti **Výraz** popište podmínku, za které robot sleduje šroub.

## 24.13.9. Šroubovat do

Uzel programu Šroubování obsahuje povinný uzel **Do**, který definuje kritéria zastavení procesu šroubování.

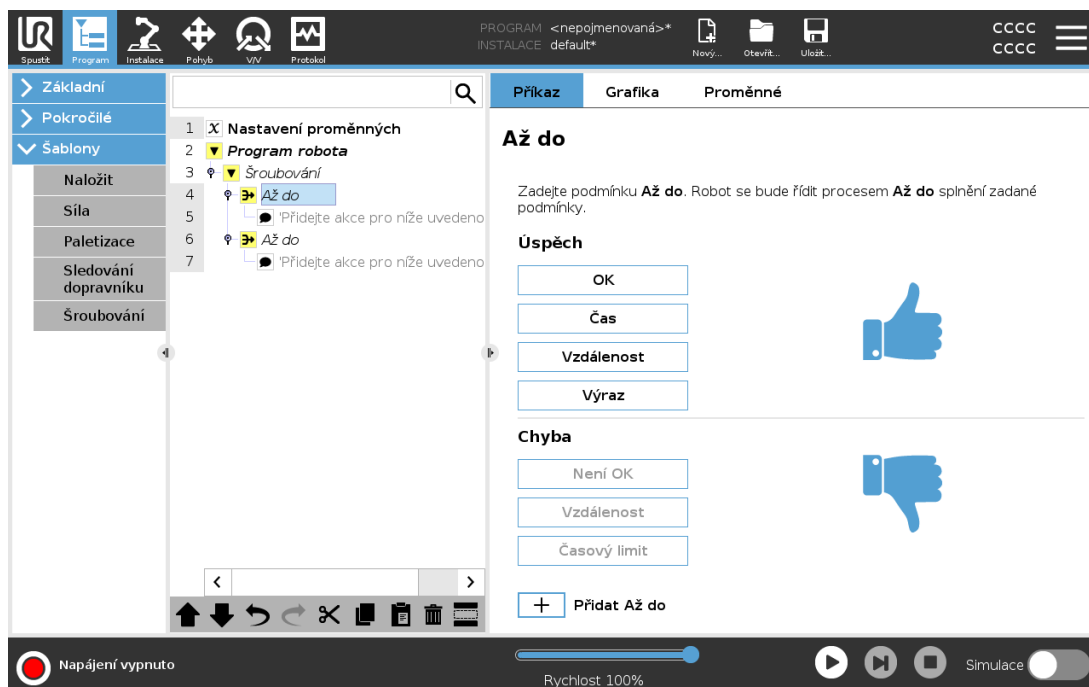

Lze definovat následující kritéria:

- **Hotovo:** Šroubování pokračuje až do detekce dokončení pomocí zvolené možnosti. Přidat lze pouze jednu podmínku úspěšného dokončení.
- **Chyba:** Šroubování pokračuje pomocí zvolené možnosti až do detekce chyby. Přidat lze více než jednu chybovou podmínku.

**Hotovo**

- **OK:** Šroubování pokračuje, dokud není u šroubováku detekován signál OK.
- **Čas:** Šroubování pokračuje až do definovaného času.
- **Vzdálenost:** Šroubování pokračuje až do definované vzdálenosti.
- **Výraz:** Šroubování pokračuje, dokud není splněna podmínka vlastního výrazu.

**Chyba**


- **Není OK:** když je u šroubováku detekován signál Není OK, šroubování se zastaví.
- **Vzdálenost:** Šroubování se zastaví při překročení definované vzdálenosti.
- **Časový limit:** Šroubování se zastaví při překročení definované vzdálenosti.

## 24.14. URCaps

### 24.14.1. Vzdálené TCP a dráha nástroje URCap

Vzdálené TCP a dráha nástroje URCap umožňuje nastavit vzdálený středový bod nástroje (RTCP), kde je střed nástroje fixován v prostoru vzhledem k základně robota. Vzdálené TCP a dráha nástroje URCap také umožňuje programování bodů trasy a kruhových pohybů a generování pohybu robota na základě importovaných souborů nástrojových cest definovaných v softwarových balíčcích třetích stran CAD/CAM.

U příkazu Remote TCP URCap se vyžaduje registrace robota před jeho použitím (viz [18.7. Registrace robota a licenční soubor na straně 123](#)). RTCP pracuje v aplikacích, u kterých se vyžaduje, aby robot uchopil a přemísťoval předměty vzhledem k pevnému nástroji. Příkaz RTCP se používá společně s příkazy RTCP\_PohybP a RTCP\_KruhovýPohyb k přesunutí uchopené části konstantní rychlostí vzhledem k pevnému nástroji.

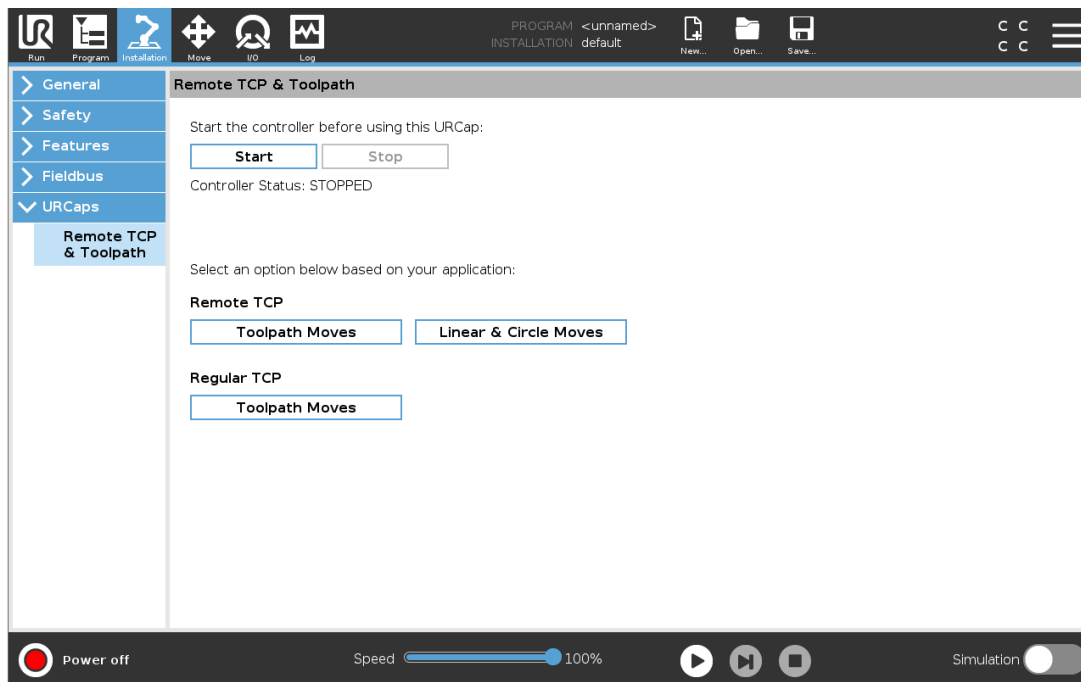


Podobně jako u běžného protokolu TCP (viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#)) lze RTCP definovat a pojmenovat v nastavení instalační karty. K dispozici je také možnost provádět následující úkony:

- Přidávání, přejmenování, úpravy a odstraňování bodů RTCP
- Zohlednění výchozího a aktivního bodu RTCP
- Výuka polohy RTCP
- Kopie orientace RTCP

## Nastavení RTCP z prvku

Bod RTCP se nastavuje pomocí prvku, který umožní krokování robotu ve vztahu k RTCP během vytváření bodů trasy RTCP a kruhových pohybů RTCP.

1. Nový bod RTCP **RTCP** lze vytvořit klepnutím na ikonu plus. Nebo vyberte již existující RTCP v rozevírací nabídce.
2. Klepněte na rozbalovací nabídku **Kopírovat hodnoty z prvku bod** a vyberte prvek. Zkontrolujte, zda aktualizace hodnot orientace RTCP odpovídají zvolenému prvku.

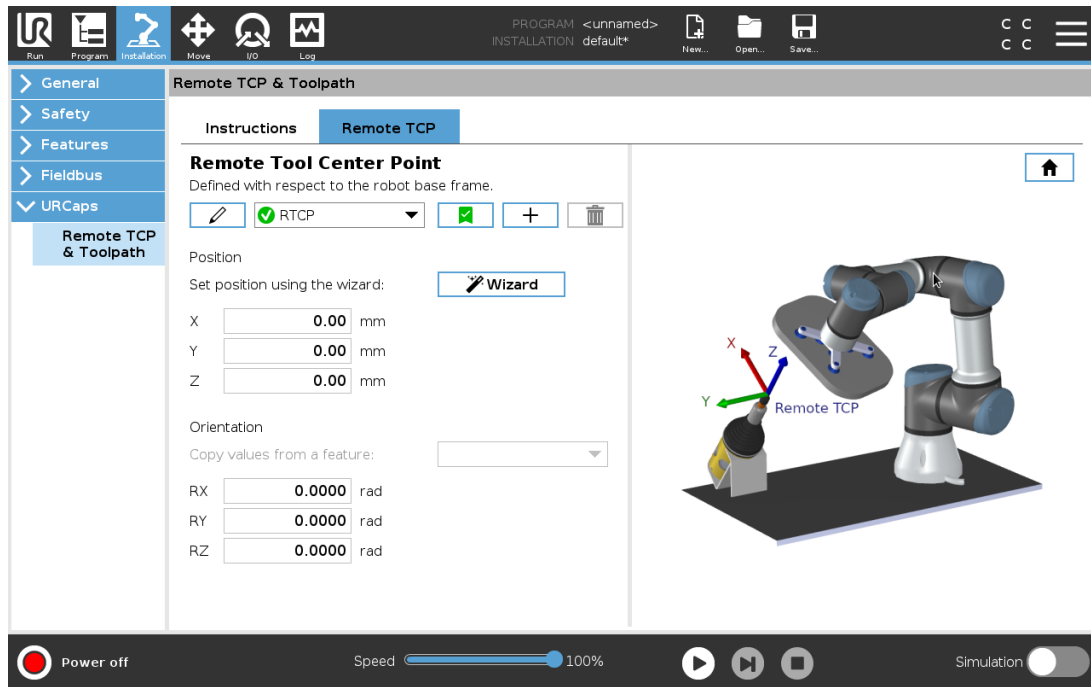

## 24.14.2. Typy vzdáleného pohybu TCP

### RTCP\_PohybP

Podobně jako běžný příkaz PohybP i příkaz RTCP\_PohybP definuje rychlost a zrychlení nástroje pohybu ramene robota ve vztahu ke vzdálenému bodu TCP. Viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#).

### Kruhový pohyb RTCP

Podobně jako u běžného kruhového pohybu lze i k RTCP\_PohybP přidat kruhový pohyb RTCP, aby bylo možné provádět kruhové pohyby. Viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#).




#### POZNÁMKA

Maximální rychlost kruhového pohybu může být nižší než zadaná hodnota. Poloměr kružnice je  $r$ , maximální zrychlení je  $A$  a vzhledem k dostředivému zrychlení maximální rychlost nesmí překročit hodnotu  $Ar$ .

## 24.14.3. Bod trasy vzdáleného TCP

Podobně jako u běžných bodů trasy, i body trasy RTCP umožňují lineární pohyb nástroje s využitím konstantní rychlosti a zaoblení kruhovým obloukem. Velikost zaoblení je ve výchozím nastavení sdílána pro všechny body trasy. Menší velikost poloměru zaoblení znamená ostřejší změny směru pohybu. Větší poloměr zaoblení znamená pozvolnější změny směru trajektorie. Bod trasy RTCP lze naučit (naprogramovat) fyzickým přemístěním ramene robota do požadované polohy.

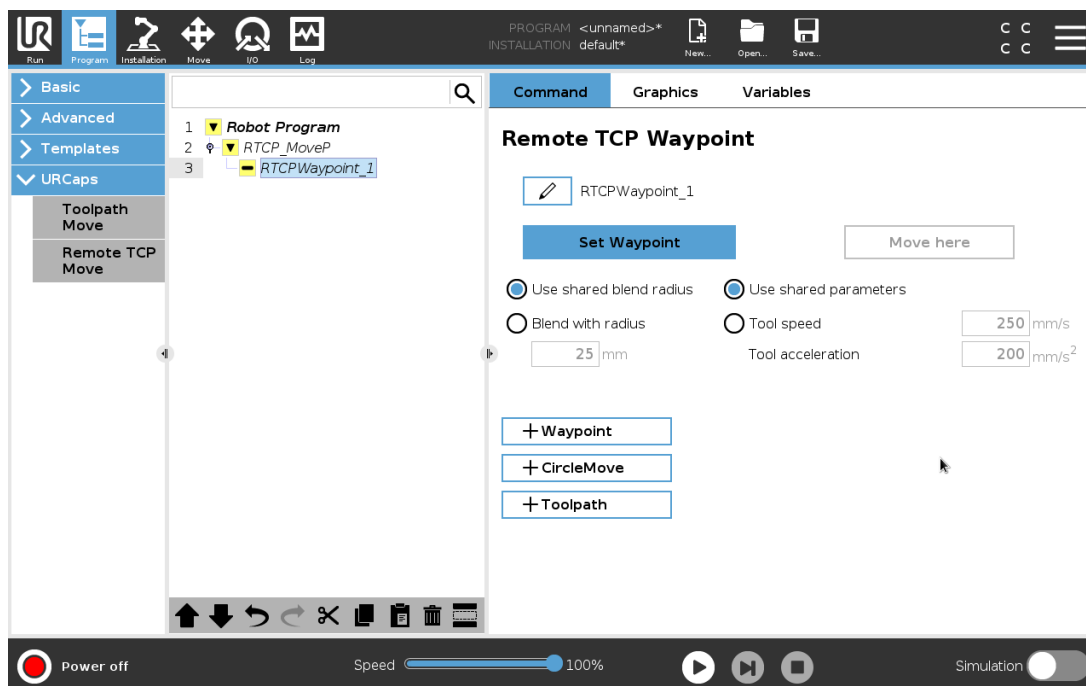

## Výuka bodů trasy RTCP

1. V kartě Program vložte uzel RTCP\_PohybP.
2. Na uzlu RTCP\_MoveP klepněte na **Nastavit** pro zobrazení obrazovky Pohyb.
3. Na obrazovce Pohyb použijte **Režim učení** nebo **Krokování** pro umístění robota do požadované konfigurace.
4. Potvrďte klepnutím na zelené zatržítko.

## Konfigurace bodu trasy RTCP

Tzv. „zaoblení“ se používá k plynulému přechodu pohybu robota mezi dvěma trajektoriemi. Poloměr zaoblení pro bod trasy z bodu RTCP\_PohybP se nastavuje klepnutím na příkaz **Použít poloměr sdílených přechodů** nebo klepnutím na **Přechody s poloměrem**.



### POZNÁMKA

Fyzický časový uzel (např. Pohyb, Čekat) nelze použít jako podřízený uzel RTCP\_PohybP. Pokud se jako uzel podřízený uzlu RTCP\_PohybP přidá nepodporovaný uzel, ověření programu se nezdaří.

## 24.14.4. Dráha nástroje vzdáleného TCP

Vzdálené TCP a dráha nástroje URCap generuje pohyby robotů automaticky, což usnadňuje přesné sledování složitých trajektorií.

## Konfigurace dráhy nástroje vzdáleného TCP

1. Na domovské stránce Dráha nástroje URCap na vzdáleném TCP & vyberte pohyby vzdáleného TCP a dráha nástroje a zadejte pracovní postup.
2. Postupujte podle pokynů na **kartě Pokyny**.

Pohyb vzdáleného TCP a dráha nástroje vyžaduje následující hlavní součásti:


- Soubor dráhy nástroje
- Vzdálené TCP
- Vzdálené TCP PCS

## Konfigurace dráhy nástroje pomocí softwaru CAD/CAM

Dráha nástroje definuje orientaci, trajektorii, rychlost nebo (posuv) a směr pojezdu nástroje.

1. Vytvořte nebo importujte CAD model součásti.
2. Nastavte souřadnicový systém součásti (PCS) dané součásti.
3. Vytvořte dráhu nástroje vzhledem k PCS na základě vlastností součásti
4. Simulujte pohyb dráhy nástroje a ověřte, zda splňuje očekávání.
5. Exportujte cestu nástroje do souboru G-kódu s příponou .nc.

## Import dráhy nástroje G-kódu do PolyScope

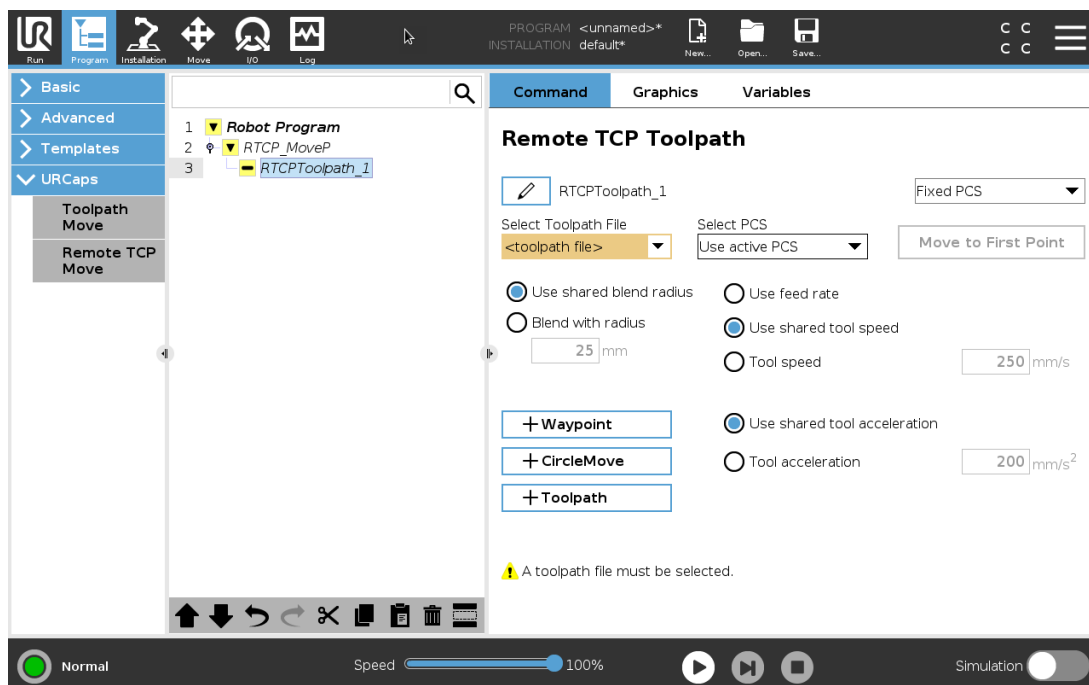

1. Načtete soubory dráhy nástroje do kořenového adresáře jednotky USB. Soubory dráhy nástroje musí mít příponu .nc
2. Vložte USB klíč do ovládacího terminálu.
3. V záhlaví klepněte na možnost Instalace, klepněte na URCaps, vyberte Vzdálený TCP a dráha nástroje, vyberte Vzdálený TCP - Pohyby dráhy nástroje, a pak zvolte Dráha nástroje.
4. Vyberte, které soubory dráhy nástroje se mají importovat do nástroje Polyscope.


## 24.14.5. Vzdálené TCP

### Konfigurace pohybů dráhy nástroje vzdáleného TCP

1. Na prvním bodu trasy v prostředí CAM určete orientaci nástroje.
2. Pomocí režimu Freedrive ručně uchopte součást pomocí chapadla.
3. Vyberte umístění vzdáleného TCP
4. K získání kladných hodnot použijte průvodce určením polohy.
5. Nastavujte robota, dokud nedosáhnete požadované pozice pro přiblížení ke vzdálenému TCP.
6. Představte si orientaci nástroje v prvním bodě trasy na fyzické části. Kladný směr osy Z by měl směřovat od povrchu součásti.
7. Vytvořte vlastnost roviny se stejnou orientací, jaká byla představena v předchozím kroku.
8. Nastavte orientaci vzdáleného TCP zkopírováním hodnot z vlastnosti roviny. Během provádění dráhy nástroje je zachována požadovaná poloha součásti.

## 24.14.6. Vzdálené TCP PCS

Souřadnicový systém vzdáleného TCP (PCS) je definován jako pevný vzhledem k přírubě nástroje robota. Klepnutím na hůlku na obrazovce PolyScope aktivujete průvodce pro výuku vzdáleného TCP PCS. Můžete použít některou z níže popsaných metod výuky.

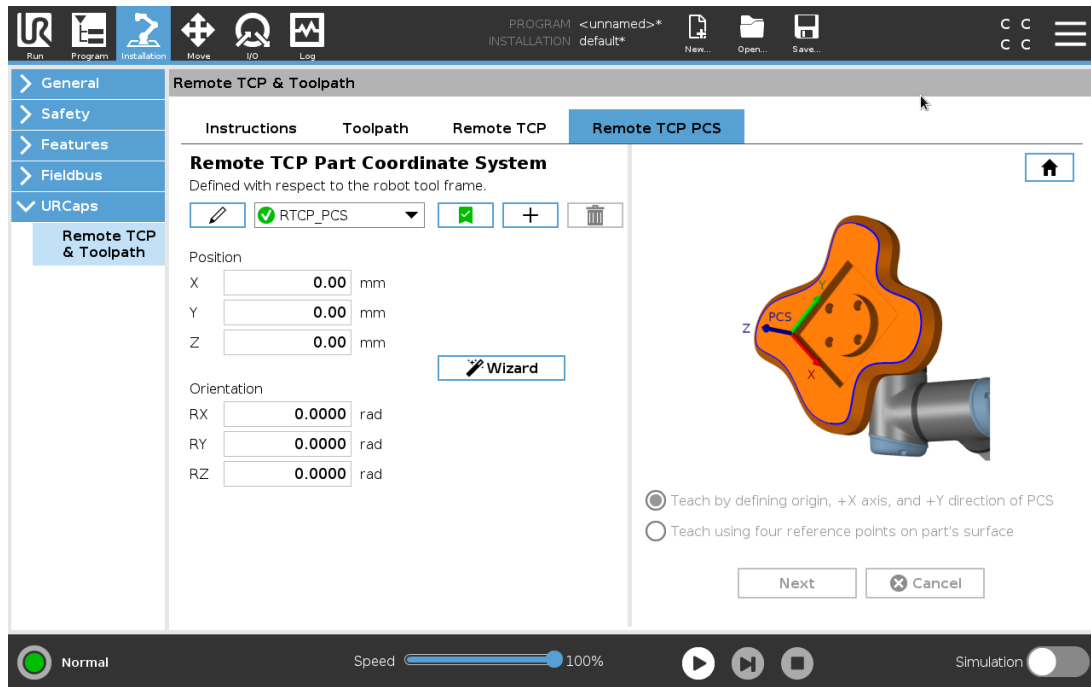

## Konfigurace vzdáleného TCP PCS

Tuto metodu použijte, pokud lze PCS nastavit na povrch součásti.

1. Pomocí režimu Freedrive ručně uchopte dílec pomocí chapadla.
2. Vyberte vzdálený TCP pro naučení referenčních bodů. Chcete-li dosáhnout vysoké přesnosti, dočasně nastavte ostré vzdálené TCP, abyste dokončili tento výukový proces.
3. Posuňte krokově robota tak, aby se vzdálené TCP dotýkalo počátku, kladné osy X a kladného směru osy Y PCS na součásti.
4. Klepnutím na Nastavit ukončíte proces výuky. Hodnoty polohy a orientace jsou vyplněny automaticky.

Jinak použijte tuto metodu.

1. Vyberte tři nebo čtyři referenční body na povrchu součásti.
2. V softwaru CAD/CAM zaznamenejte souřadnice X, Y, Z vzhledem k PCS vybraných referenčních bodů.
3. Pomocí režimu Freedrive ručně uchopte součást pomocí chapadla.
4. Vyberte vzdálený TCP pro naučení referenčních bodů. Chcete-li dosáhnout vysoké přesnosti, dočasně nastavte ostré vzdálené TCP, abyste dokončili tento výukový proces.
5. Zadejte souřadnice prvního referenčního bodu.
6. Pohybuje krokově robotem, aby se vzdálené TCP dotklo prvního referenčního bodu na součásti.
7. Opakujte kroky pět a šest pro ostatní referenční body.


## Nastavení proměnné PCS

Pro pokročilé použití, kdy není součást uchopena s vysokou konzistencí, můžete nastavit proměnnou PCS pro úpravu pohybů dráhy nástroje podle umístění součásti a orientace vzhledem k přírubě nástroje robota. Můžete vytvořit proměnnou pozice vázanou na externí snímač, který dokáže detekovat polohu a orientaci PCS.

1. Nastavte externí snímač, který detekuje umístění a orientaci PCS. Výstup snímače musíte převést na rám příruby nástroje robota.
2. Ověřte, že PCS je nastaveno relativně k součásti a externí snímač detekuje polohu a orientaci.
3. V nástroji PolyScope vytvořte proměnnou polohy připojenou k výstupu externího snímače jako proměnnou PCS. Zadejte snadno rozeznatelný název, například `variable_rtcp_pcs_1`.
4. Zadejte **Uzel dráhy nástroje RTCP**.
5. V pravém horním rohu stránky programu vyberte v rozbalovací nabídce **Proměnná PCS**.
6. V rozbalovací nabídce **Vybrat PCS** vyberte `variable_rtcp_pcs_1`.
7. Než vytvoříte uzel dráhy nástroje RTCP, vytvořte uzel Přiřazení nebo Skript pro aktualizaci `variable_rtcp_pcs_1`.

Následující část vysvětluje, jak používat proměnnou PCS v uzlu dráhy nástroje vzdáleného TCP.

## Konfigurace uzlu vzdáleného TCP a dráha nástroje

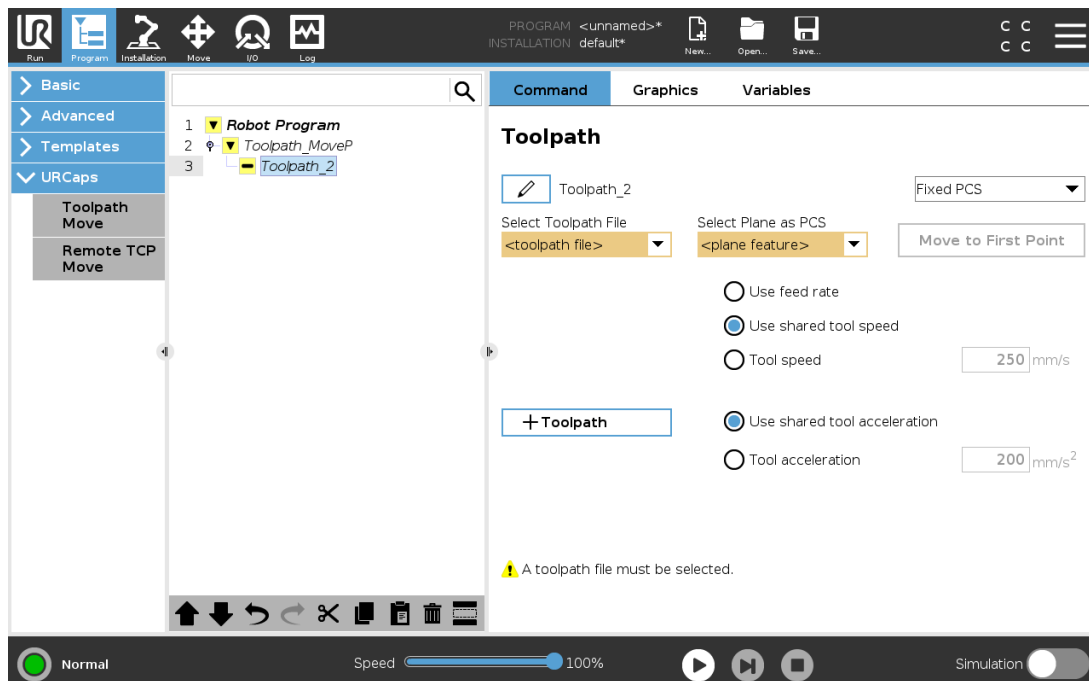

1. Otevřete kartu Program a klepněte na **URCaps**.
2. Pro vložení uzlu RTCP\_PohybP vyberte **Pohyb vzdáleného TCP**.
3. Vyberte TCP a nastavte parametry pohybu: rychlost nástroje, zrychlení nástroje a poloměr prolnutí.
4. Klepněte na **+Dráha nástroje** a vložte uzel RTCPDráhanástroje. Pokud to není nutné, odstraňte uzel RTCPBodtrasy, který byl ve výchozím nastavení vytvořen.
5. Z rozbalovací nabídky vyberte soubor dráhy nástroje a odpovídající vzdálené TCP PCS.
6. Pokud mají být na uzel RTCPToolpath použity různé hodnoty, upravte parametry pohybu.
7. Klepnutím na možnost **Přesunout do prvního bodu** ověřte, že uchopená část přistupuje ke vzdálenému TCP podle očekávání.
8. Otestujte program v simulačním režimu při nízké rychlosti a potvrďte konfigurace.



#### POZNÁMKA

Po každém spuštění dráhy nástroje můžete zajistit identický pohyb robota přidáním PohybJ s nastavením **Použit úhly kloubu** pro přesun do pevné konfigurace kloubu před provedením dráhy nástroje. Viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)

## 24.14.7. Pravidelné pohyby dráhy nástroje TCP

Podobně jako při konfiguraci pohybu dráhy nástroje vzdáleného TCP vyžaduje pravidelný pohyb dráhy nástroje TCP následující:


- Soubor dráhy nástroje
- Pravidelné TCP
- Vlastnost roviny jako PCS

### Konfigurace a import souboru dráhy nástroje

Je to podobné jako konfigurace dráhy nástroje (viz [Konfigurace dráhy nástroje pomocí softwaru CAD/CAM na straně 218](#)) a import dráhy nástroje (viz [Import dráhy nástroje G-kódu do PolyScope na straně 218](#)).

## Konfigurace pravidelného TCP

- Řiďte se pokyny v [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#) pro konfiguraci pravidelného TCP.
- Ověřte kladnou osu Z nástrojových bodů od povrchu součásti.

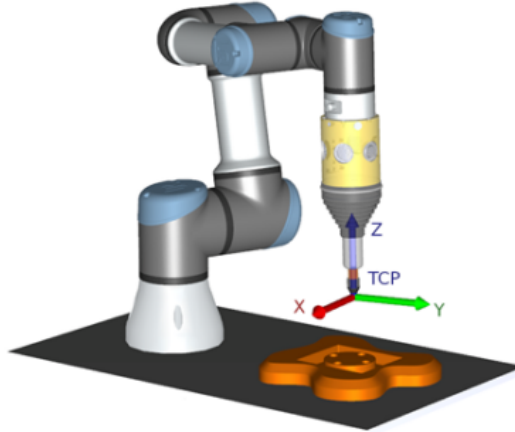

## Konfigurace vlastnosti roviny PCS

1. Vytvořte vlastnost roviny **Přidáním roviny** nebo **Naučením roviny**. Viz [25.17.5. Prvek roviny na straně 247](#).
2. Upevněte součást vzhledem k základně robota.
3. Ověřte, zda je správné TCP, abychom vytvořili vlastnost roviny. Chcete-li dosáhnout vysoké přesnosti, dočasně nastavte ostré vzdálené TCP, abyste dokončili tento výukový proces.
4. Posuňte krokově robota tak, aby se vzdálené TCP dotýkalo počátku, kladné osy X a kladného směru osy Y PCS na součásti.
5. Dokončete výuku a potvrďte polohu a orientaci PCS.

## Konfigurace uzlu dráhy nástroje

1. Otevřete kartu Program a klepněte na **URCaps**.
2. Vyberte TCP a nastavte parametry pohybu: rychlost nástroje, zrychlení nástroje a poloměr prolnutí. Vyberte **Otáčet nástroj volně podle jeho osy Z**. Nevybírejte tuto možnost, pokud musí nástroj sledovat orientaci kolem osy Z definované v souboru dráhy nástroje.
3. Klepněte na **+Dráha nástroje** a vložte uzel Dráhanástroje.
4. V rozbalovací nabídce vyberte soubor dráhy nástroje a odpovídající PCS (vlastnost roviny).
5. Pokud mají být na uzel dráhy nástroje použity různé hodnoty, upravte parametry pohybu.
6. Klepnutím na **Přesunout do prvního bodu** ověřte, zda se nástroj může přesunout do prvního bodu dráhy nástroje.
7. Spusťte program v simulačním režimu při nízké rychlosti a potvrďte správnost konfigurace.

**POZNÁMKA**

Po každém spuštění dráhy nástroje můžete zajistit identický pohyb robota přidáním PohybJ s nastavením **Použití úhly kloubu** pro přesun do pevné konfigurace kloubu před provedením dráhy nástroje. Viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)

# 25. Karta Instalace


## 25.1. Univerzální

Karta Instalace vám umožňuje konfigurovat nastavení, která ovlivňují celkový výkon robota a rozhraní PolyScope.

## 25.2. Konfigurace TCP

**Středový bod nástroje (TCP)** je bod na nástroji robota. Každý bod TCP obsahuje posuv a otáčení vzhledem ke středu vnější příruby nástroje.

Při naprogramování na návrat k dříve uloženému bodu trasy posune robot TCP do polohy a orientace uloženého v bodu trasy. Při naprogramování na lineární pohyb se TCP pohybuje lineárně.

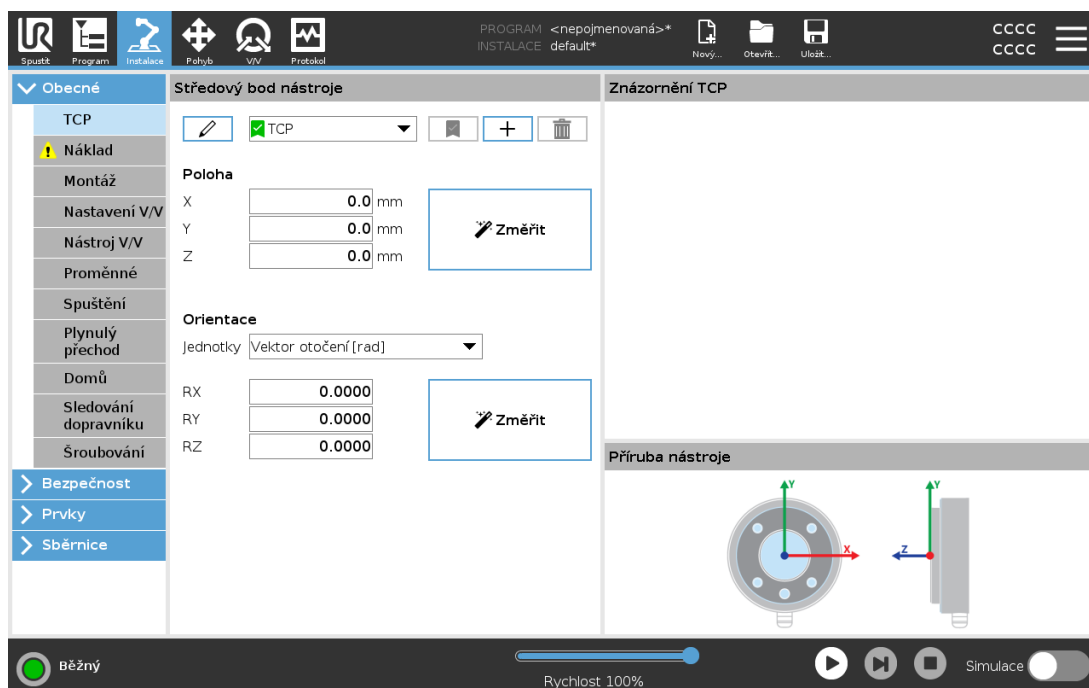

### 25.2.1. Poloha




Souřadnice  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  určují polohu TCP. Jakmile jsou všechny hodnoty (včetně orientace) nulové, bod TCP se shoduje se středem na výstupní přírubě nástroje a přejímá souřadný systém znázorněný na obrazovce.

### 25.2.2. Orientace

Souřadnicová okna  $RX$ ,  $RY$ ,  $RZ$  určují orientaci bodu TCP. Podobně jako v kartě Pohyb lze pomocí rozevírací nabídky Jednotky nad rámečky  $RX$ ,  $RY$ ,  $RZ$  vybrat souřadnice orientace (viz ).

## 25.2.3. Přidávání, přejmenování, úpravy a odstraňování bodů TCP

Nový TCP můžete začít konfigurovat pomocí následujících akcí:

- Nový bod TCP lze definovat unikátním názvem klepnutím na . Nový TCP je k dispozici v rozbalovacím menu.
- Chcete-li přejmenovat TCP, klepněte na .
- Chcete-li odebrat vybraný TCP, klepněte na . Poslední TCP nelze odebrat.

### Aktivní TCP

Při lineárním pohybu robot ke stanovení odsazení bodu TCP vždy použije aktivní TCP. Aktivní bod TCP lze změnit pomocí příkazu Pohyb (viz [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)) nebo příkazu Nastavit. Pohyb aktivního TCP je znázorněn na kartě grafiky (viz [24.5. Karta Grafika na straně 166](#)).


### Výchozí TCP

Výchozí TCP se musí nastavit jako aktivní TCP před spuštěním programu.

- Má-li se bod TCP nastavit jako výchozí, vyberte požadovaný TCP a klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.

Výchozí nakonfigurovaný protokol TCP označuje zelená ikona v dostupné rozevírací nabídce.

## 25.2.4. Výuka polohy TCP

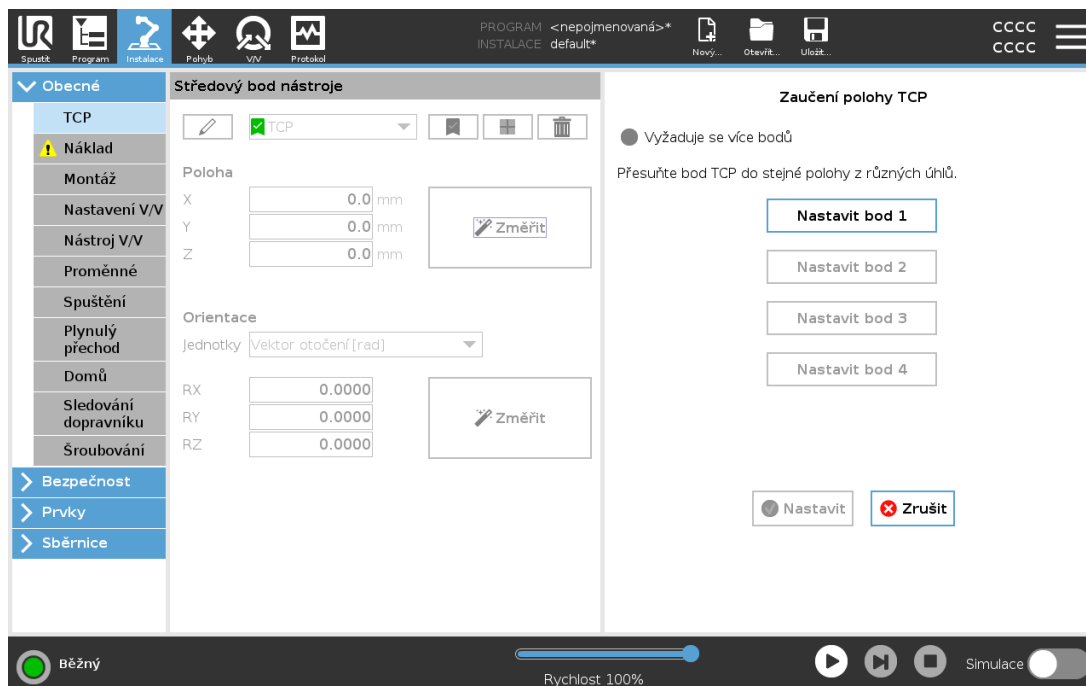


Souřadnice polohy TCP lze vypočítat automaticky následujícím způsobem:

1. Klepněte na **Změřit**.
2. Vyberte si pevný bod v pracovním prostoru robota.
3. Pomocí polohovacích šipek na pravé straně obrazovky přesuňte bod TCP nejméně ze tří různých úhlů a uložte příslušné polohy vnější příruby nástroje.
4. Použijte tlačítko **Nastavit** pro použití ověřených souřadnic pro příslušný TCP. Polohy musí být dostatečně odlišné, jinak výpočet nemusí být správný. Pokud nejsou dostatečně odlišné, stavová LED dioda nad tlačítky se rozsvítí červeně.

I když jsou tři polohy dostatečné pro určení TCP, pro ověření správnosti výpočtu lze použít i čtvrtou polohu. Kvalita každého uloženého bodu s ohledem na vypočtený bod TCP je signalizována zelenou, žlutou nebo červenou LED diody na příslušném tlačítku.

### 25.2.5. Výuka orientace TCP

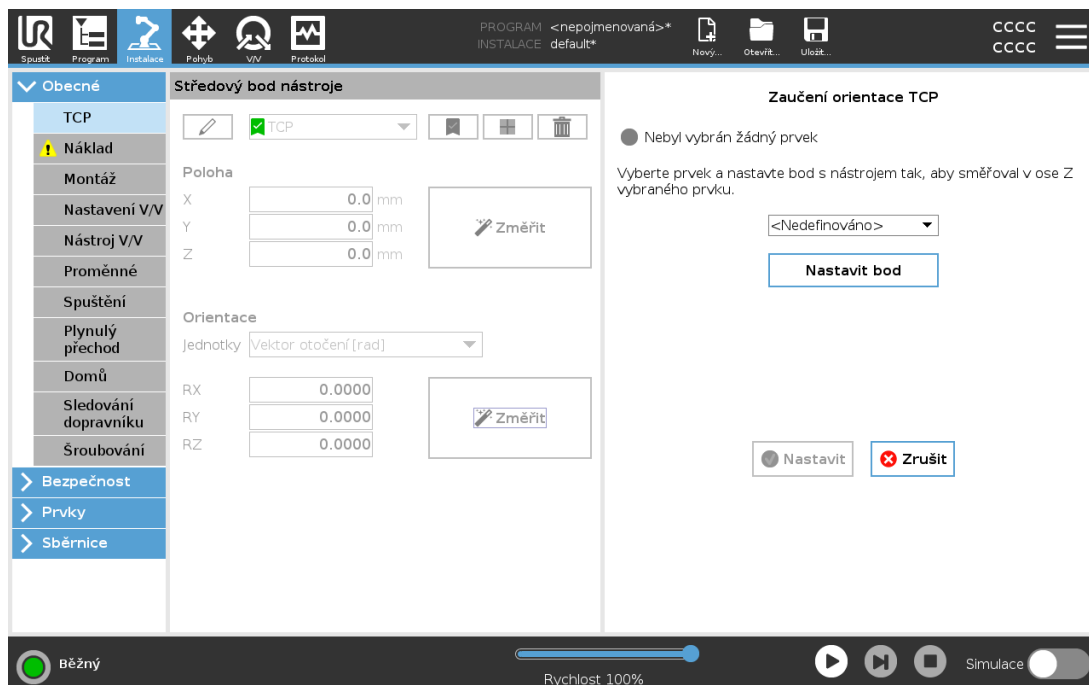


1. Klepněte na **Změřit**.
2. Vyberte prvek z rozevíracího seznamu. (Viz [25.17. Prvky na straně 244](#)) kde naleznete další informace o definování nových bodů
3. Klepněte na možnost **Nastavit bod** a použijte **Šipky k pohybu nástroje** k přemístění do polohy, kde se orientace nástroje a příslušný TCP shoduje se zvolenými prvky souřadnicového systému.
4. Zkontrolujte vypočtenou orientaci TCP a použijte ji pro zvolený TCP klepnutím na **Nastavit**.

## 25.3. Užitečné zatížení

Aby robot pracoval optimálně, musíte nastavit Užitečné zatížení, Těžiště a Setrvačnost.

Ve vašem programu můžete definovat více užitečných zatížení a přepínat mezi nimi. To je užitečné například v aplikacích Uchopit a umístit, kde robot zvedne a uvolní objekt.

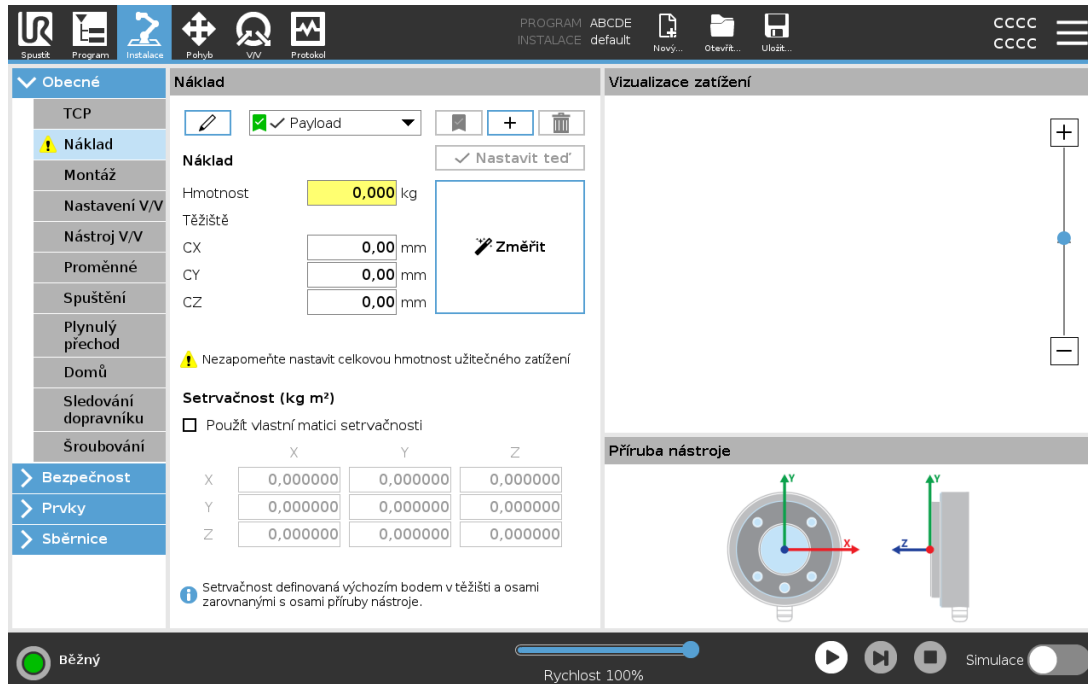

## 25.3.1. Přidávání, přejmenování, úpravy a odstraňování Užitečného zatížení

Nové Užitečné zatížení můžete začít konfigurovat pomocí následujících akcí:

- Nové Užitečné zatížení lze definovat unikátním názvem klepnutím na **+**. Nové užitečné zatížení je k dispozici v rozbalovacím menu.
- Chcete-li přejmenovat Užitečné zatížení, klepněte na **✎**.
- Chcete-li odebrat vybrané Užitečné zatížení, klepněte na **🗑️**. Poslední Užitečné zatížení nelze odebrat.

### Aktivní náklad


Značka v rozbalovacím menu označuje, které užitečné zatížení je aktivní **✓ Payload**. Aktivní Užitečné zatížení lze změnit pomocí **✓ Set Now**.

### Výchozí užitečné zatížení

Před spuštěním programu je výchozí Užitečné zatížení nastaveno jako aktivní Užitečné zatížení.

- Má-li se užitečné zatížení nastavit jako výchozí, vyberte požadované užitečné zatížení a klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.

Nakonfigurované výchozí Užitečné zatížení označuje zelená ikona v rozbalovacím menu

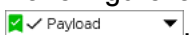

## 25.3.2. Nastavení těžiště

Klepnutím na pole **CX**, **CY** a **CZ** nastavíte těžiště. Nastavení platí pro vybrané užitečné zatížení.

## 25.3.3. Odhad užitečného zatížení

Tato funkce umožňuje robotu pomoci s nastavením správného užitečného zatížení a těžiště.

### Použití průvodce odhadem užitečného zatížení

1. Klepněte na kartu Instalace a v položce Obecné vyberte **Užitečné zatížení**.
2. Na obrazovce Užitečné zatížení klepněte na **Zvážit**.
3. V průvodci odhadem užitečného zatížení klepněte na **Další**.
4. Postupujte podle pokynů v Průvodci odhadem užitečného zatížení a nastavte čtyři pozice. Nastavení čtyř poloh vyžaduje pohyb ramene robota do čtyř různých poloh. Hodnota užitečného zatížení se měří v každé poloze.
5. Po dokončení všech měření můžete výsledek ověřit a klepnout na **Dokončit**.



#### POZNÁMKA

Pro dosažení co nejlepších výsledků odhadu užitečného zatížení dodržujte tato pravidla:

- Polohy TCP se musí navzájem co nejvíce lišit
- Proveďte měření v krátkém časovém úseku
- Netahejte za nástroj anebo připojené zatížení před odhadem a v průběhu odhadu
- Při instalaci musí být správně nedefinováno uchycení a úhel robota

## 25.3.4. Setrvačnost


### Nastavení hodnot setrvačnosti

Můžete vybrat **Použít vlastní matici setrvačnosti** k nastavení hodnot setrvačnosti.


Klepněte na pole: **IXX**, **IYY**, **IZZ**, **IXY**, **IXZ** a **IYZ** pro nastavení setrvačnosti pro vybrané Užitečné zatížení.

Setrvačnost je zadána v souřadnicovém systému s výchozím bodem v těžišti (CoG) užitečného zatížení a osami zarovnanými s osami příruby nástroje.

Výchozí setrvačnost se počítá jako setrvačnost koule o hmotnosti zadané uživatelem a hustotou  $1\text{g/cm}^3$

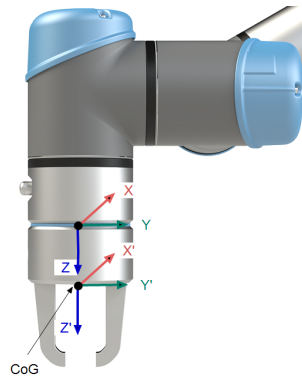

## 25.4. Montáž

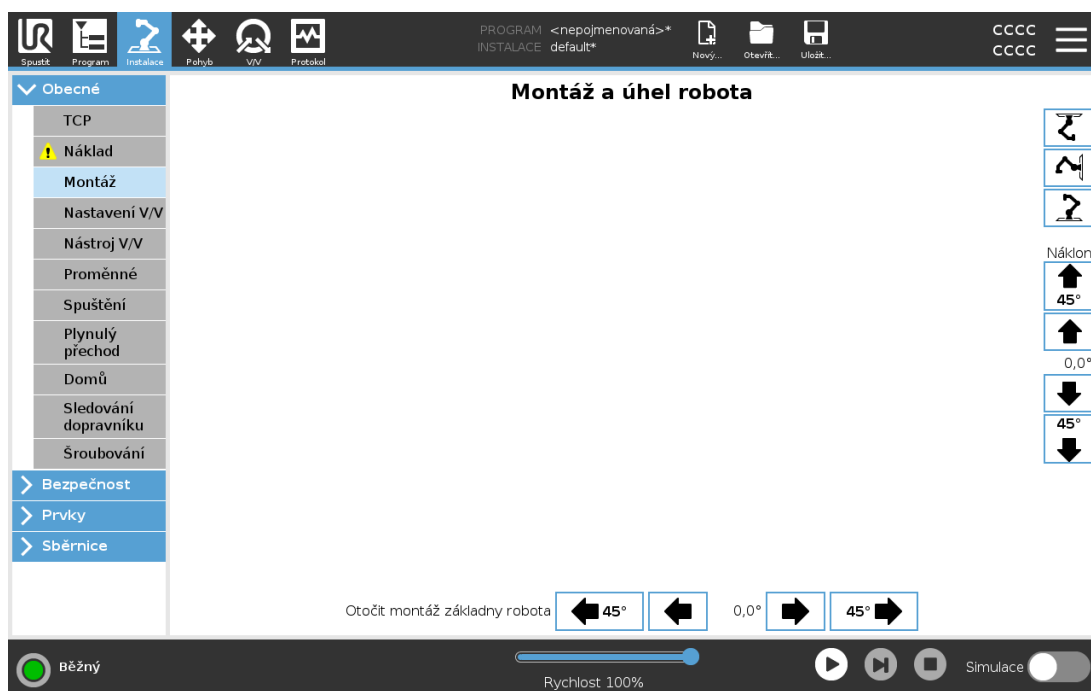

Zadání údajů o umístění ramene robotu slouží ke dvěma účelům:

1. Zajištění správného zobrazení ramene robotu na obrazovce.
2. Ovladač bude mít správnou informaci o směru gravitační síly.

Pokročilý dynamický model zajišťuje plynulé a přesné pohyby ramene robotu a zajišťuje stabilitu ramene robotu v režimu **Freedrive**. Z tohoto důvodu je důležité umístit rameno robotu správně.



### UPOZORNĚNÍ

Pokud nebude montáž ramene robotu správná, může následkem toho docházet k častým ochranným zastavením a/nebo se rameno robotu po stisku tlačítka **Freedrive** začne pohybovat.

Rameno robota je umístěno na plochem stole nebo podlaze, není nutné provádět na této obrazovce žádnou změnu. Pokud je však rameno robota **upevněno ke stropu**, **upevněno ke stěně** nebo **namontováno pod určitým úhlem**, nastavení je zapotřebí upravit pomocí tlačítek.

Tlačítka na pravé straně obrazovky slouží k nastavení úhlu montáže ramene robota. Tři tlačítka vpravo nahoře slouží k nastavení úhlu pro **strop** (180°), **stěnu** (90°), **podlahu** (0°). Tlačítka **Náklon** slouží k nastavení libovolného úhlu.


Tlačítka ve spodní části obrazovky slouží k natočení umístění ramene robota tak, aby odpovídalo skutečné montáži robota.



### UPOZORNĚNÍ

Použijte správná nastavení instalace. Soubory instalace ukládejte a načítejte s programem.

## 25.5. Nastavení V/V

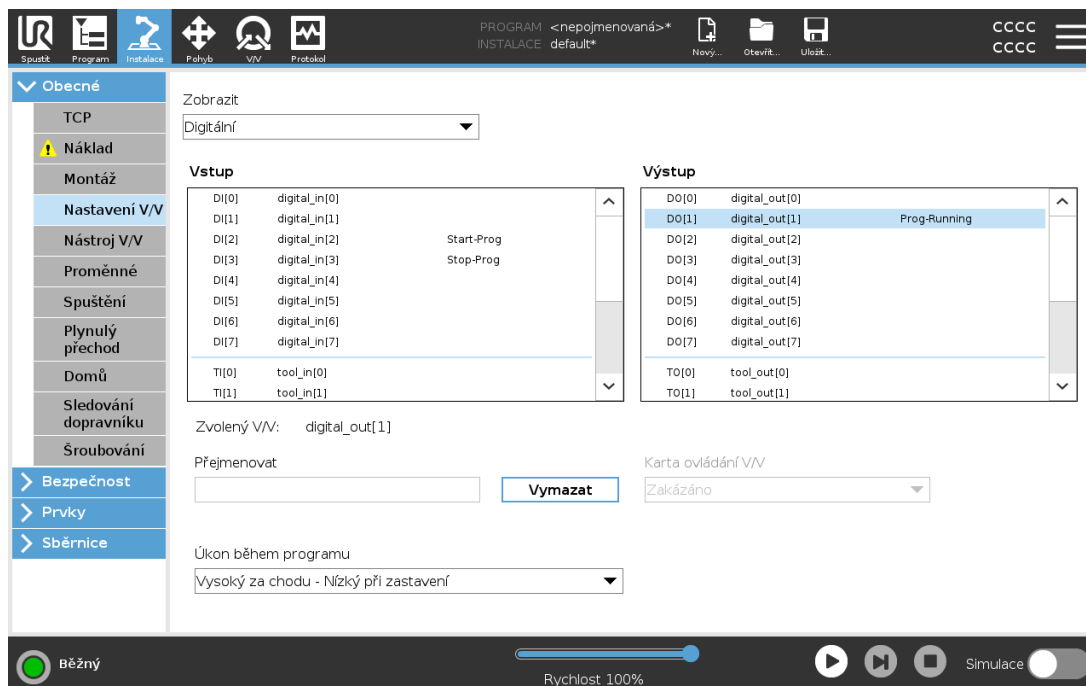

Pomocí obrazovky nastavení V/V definujte V/V signály a konfigurujte akce pomocí ovládacího prvku karty V/V. Typy V/V signálů jsou uvedeny pod položkami **Vstup** a **Výstup**.

Pro přístup k registrům pro obecné použití můžete použít fieldbus, například Profinet a EtherNet/IP.

Pokud povolíte rozhraní pro komunikaci s nástroji (TCI), bude analogový vstup nástroje nedostupný.

### 25.5.1. Typ signálu v/v

Chcete-li omezit počet signálů uvedených pod položkami **Vstup** a **Výstup**, použijte rozbalovací nabídku **Zobrazit** pro změnu zobrazeného obsahu na základě typu signálu.

## 25.5.2. Přiřazování uživatelem definovaných názvů

Můžete pojmenovat vstupní a výstupní signály pro snadnou identifikaci použitých signálů.

1. Volba požadovaného signálu.
2. Klepnutím na textové pole zadejte název signálu.
3. Chcete-li obnovit výchozí název, klepněte na **Vymazat**.

Pro účely obecného registru musíte zadat název definovaný uživatelem, aby byl dostupný v programu (tj. pro příkaz **Čekat** nebo podmíněný výraz příkazu **Pokud**).

Příkazy **Čekat** a **Pokud** jsou popsány v (24.11.8. [Čekat na straně 186](#)) a (24.12.2. [If na straně 191](#)). Pojmenované registry obecného účelu najdete ve výběru **Vstup** nebo **Výstup** na obrazovce **Editor výrazů**.

## 25.5.3. Akce V/V a ovládání karty V/V

### Vstupní a výstupní akce (úkony)

Fyzické a fieldbusové digitální vstupy/výstupy lze použít ke spouštění akcí/úkonů nebo reakci na stav programu.

Dostupné vstupní akce/úkony:

Vstup	Akce/úkon
Spustit	Spustí nebo obnoví aktuální program na náběžné hraně (povoleno pouze na dálkovém ovládní, viz <a href="#">30.4.5. Dálkové ovládní na straně 289</a> )
Zastavit	slouží k zastavení aktuálního programu na náběžné hraně
Pauza	slouží k pozastavení aktuálního programu na náběžné hraně
Freedrive	V případě vysokého vstupního signálu přejde robot do režimu Freedrive (podobně jako u tlačítka Freedrive). Vstup je ignorován, pokud jiné podmínky nepovolují freedrive.



#### UPOZORNĚNÍ

Při použití úkonu Start se robot před provedením tohoto programu z klidového stavu pomalu přesune na první bod trasy programu. Při použití úkonu Start se robot před pokračováním v programu ze stavu pauzy pomalu přesune na místo, kdy byl pozastaven.

Dostupné výstupní akce/úkony:

Akce/úkon	Stav výstupu	Stav programu
Nízký v klidu	Nízký	Zastaveno nebo pozastaveno
Zapnuto v klidovém stavu	HI	Zastaveno nebo pozastaveno
Vysoké za chodu - nízké při zastavení	Nízký HI	Spuštěno Zastaveno nebo pozastaveno
Nízké při neplánovaném zastavení	Nízký	Program byl neplánovaně ukončen
Nízké při neplánovaném zastavení, jinak vysoké	Nízký HI	Program byl neplánovaně ukončen Běžící, zastavený nebo pozastavený
Spojité impuls	Střídá se mezi vysokým a nízkým	Spuštěno (pozastavení nebo zastavení programu pro udržení stavu pulsu)

**POZNÁMKA**


Program je ukončen neplánovaně, pokud dojde k některé z následujících situací:

- Ochranné zastavení
- Závada
- Narušení
- Výjimka doby chodu programu

**Ovládání karty V/V**

Použitím ovládání karty V/V určíte, zda je výstup ovládán prostřednictvím karty V/V (buď programátory, nebo programátory i obsluhou) nebo zda hodnotu výstupu budou moci měnit pouze programy robota.

## 25.6. Instalační proměnné

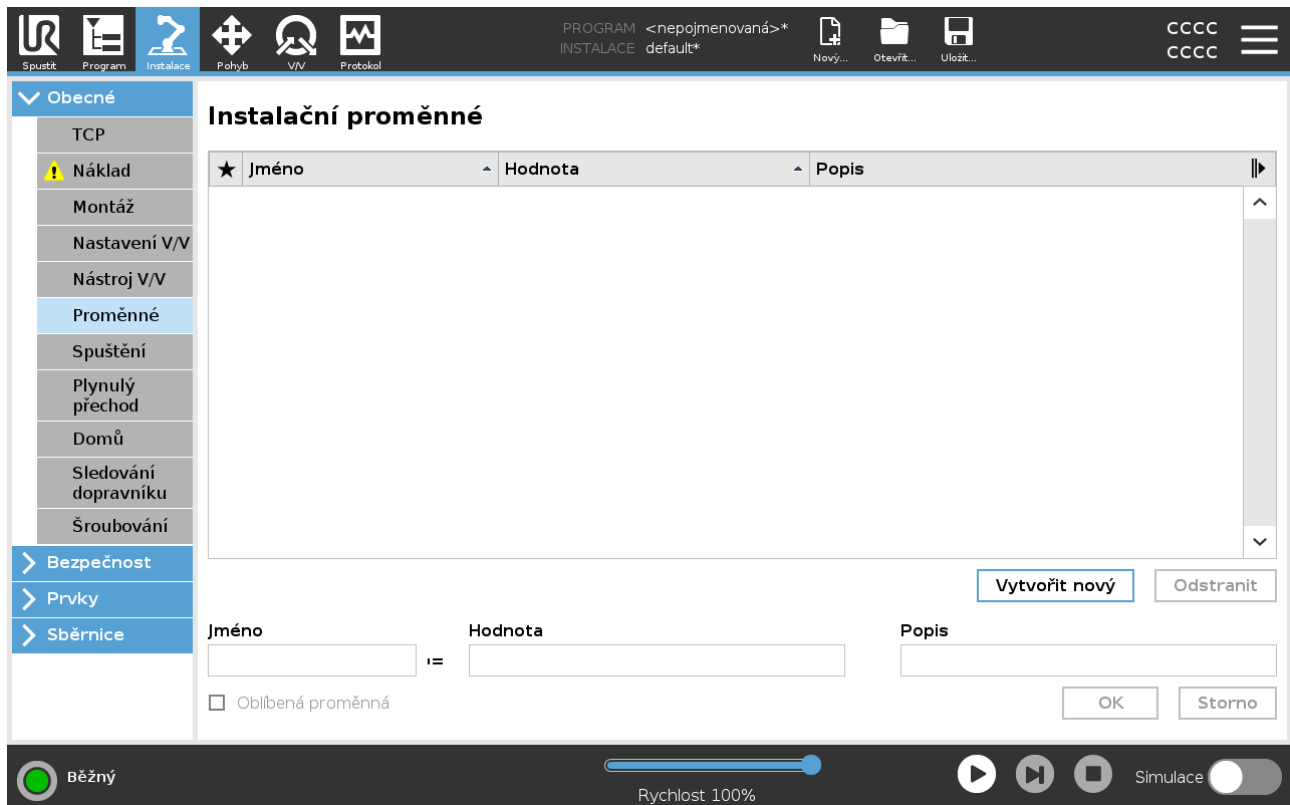

Proměnné vytvořené na panelu **Instalační Proměnné** se nazývají instalační proměnné a používají se stejně jako běžné programové proměnné. Instalační proměnné jsou odlišné, protože si ponechávají svou hodnotu, i když se program zastaví a poté se znovu spustí, a také když se rameno robota a/nebo ovládací jednotka vypne a znovu zapne.

Názvy a hodnoty instalačních proměnných jsou uloženy spolu s instalací, takže můžete použít stejnou proměnnou ve více programech.

Instalační proměnné a jejich hodnoty se ukládají automaticky každých 10 minut během provádění programu a když je program pozastaven nebo zastaven.

### Jak vytvořit instalační proměnné

1. Klepněte na **Vytvořit novou** a v poli **Název** se nabídne název nové proměnné. Název proměnné můžete libovolně upravovat.
2. V poli **Hodnota** nastavte hodnotu nové proměnné. Proměnnou nelze uložit bez předchozího nastavení Hodnoty.
3. Novou instalační proměnnou můžete popsat v poli **Popis**.
4. Novou proměnnou můžete nastavit jako oblíbenou zaškrtnutím pole **Oblíbená proměnná**.
5. Klepnutím na **OK** přidáte novou proměnnou do seznamu Instalační proměnné.

Označení oblíbené proměnné umožňuje, aby byla instalační proměnná součástí sady oblíbených proměnných, které se zobrazí, když zvolíte, aby se na panelu Proměnné na obrazovce karty Program a na obrazovce karty Spustit zobrazily pouze oblíbené proměnné.

### Označení instalační proměnné jako oblíbené

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V části **Obecné** vyberte **Proměnné**.  
Proměnné jsou uvedeny v části **Instalační proměnné**.
3. Vyberte požadované proměnné.
4. Zaškrtněte pole **Oblíbená proměnná**.
5. Klepnutím na **Spustit** se vrátíte k zobrazení proměnné.

### Úpravy proměnných


1. Vyberte požadovanou proměnnou ze seznamu **Instalační proměnné**.
2. Můžete upravit **Hodnotu** a **Popis** proměnné nebo ji zařadit do **Oblíbených proměnných**.  
V tomto kroku nelze upravovat název proměnné.

Změny upravených instalačních proměnných se projeví okamžitě.

### Odstranění proměnných

1. Vyberte požadovanou proměnnou a klepněte na **Smazat**.
2. Ve vyskakovacím okně pro potvrzení vyberte **Smazat proměnnou**

## 25.7. Spuštění

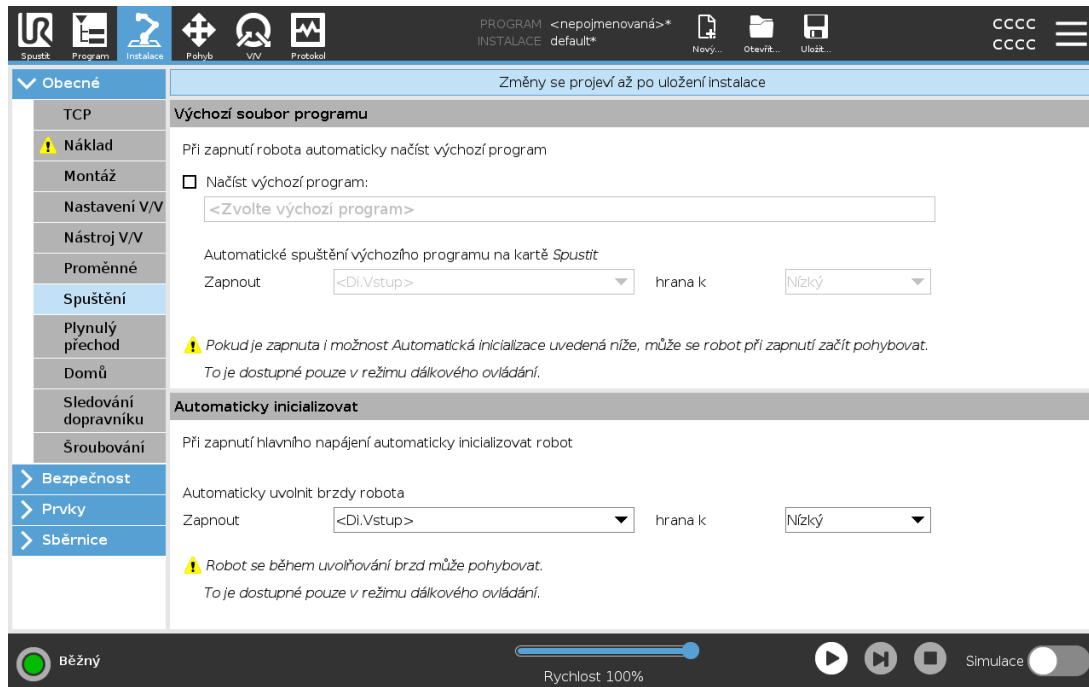

Obrazovka Spuštění obsahuje nastavení pro automatické načtení a spuštění výchozího programu, a pro automatickou inicializaci ramene robota při zapnutí.



### UPOZORNĚNÍ

1. V případě současné aktivace automatického zatížení, automatického startu a automatické inicializace robot spustí program po zapnutí ovládací jednotky, pokud vstupní signál odpovídá vybrané úrovni signálu. Například přechod hrany na zvolenou úroveň signálu nebude v tomto případě nutný.
2. Použijte výstrahu, je úroveň signálu nastavena na možnost NÍZKÁ. Vstupní signály standardně nízké, což vede k automatickému spuštění programu bez většího signálu.
3. Před spuštěním programu, ve kterém je povoleno automatické spuštění a automatická inicializace, musíte být v režimu **Dálkové ovládání**.

## 25.7.1. Načtení spouštěcího programu

Po zapnutí ovládací jednotky je načten výchozí program. Výchozí program se automaticky načte také v případě, že je aktivní obrazovka **Spustit program** (viz [23. Karta Spustit na straně 157](#)) a není načten žádný program.


## 25.7.2. Spuštění spouštěcího programu

Výchozí program se automaticky spustí na obrazovce **Spustit program**. Pokud je načten výchozí program a je detekován přechod hrany specifikovaného externího vstupního signálu, program se spustí automaticky.

Při spuštění není aktuální úroveň vstupního signálu definována. Výběrem přechodu, který odpovídá

úrovni signálu při spuštění, se program spustí okamžitě. Kromě toho se po zavření obrazovky **Spustit program** nebo klepnutí na tlačítko Zastavit na Ovládacím panelu se funkce automatického spuštění vypne do doby, než opět stisknete tlačítko Spustit.

## 25.8. Vstupy/výstupy nástroje

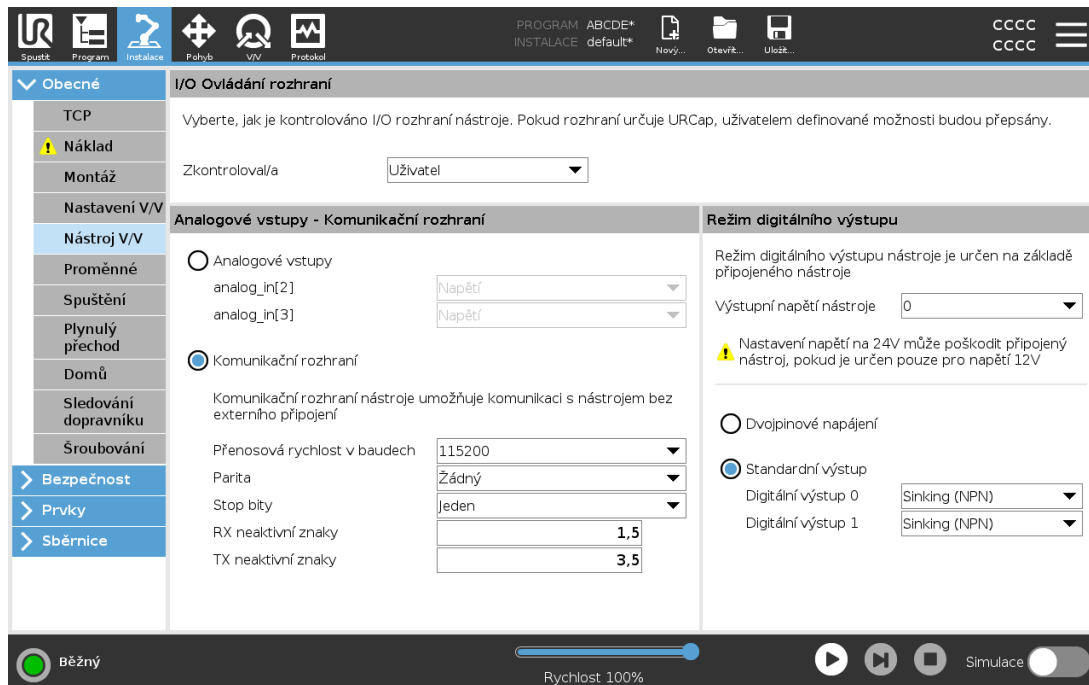

## 25.9. Ovládání rozhraní V/V

Funkce **Ovládání rozhraní V/V** umožňuje přepínat mezi uživatelským ovládáním a ovládáním URcap.

1. Klepněte na kartu Instalace a v položce Obecné klepněte na **V/V nástroje**
2. V části **Ovládání rozhraní V/V** vyberte možnost **Uživatel**, čímž získáte přístup k nastavením Analogových vstupů nástroje a/nebo Režimu digitálního výstupu. Přístup k nastavením Analogových vstupů nástroje a/nebo Režimu digitálního výstupu se odstraní výběrem platformy URcap.



### POZNÁMKA

Pokud systém URcap ovládá koncový efektor, například chapadlo, pak URcap vyžaduje ovládání rozhraní V/V nástroje (Tool IO Interface). Rozhraní V/V nástroje lze ovládat po výběru URcap v příslušném seznamu.

## 25.10. Analogové vstupy nástrojů

### 25.10.1. Komunikační rozhraní nástroje

Komunikační rozhraní nástroje (TCI) umožňuje komunikaci robota s upevněným nástrojem pomocí analogového vstupu robota. Díky tomu se vyloučí potřeba vnějších kabelů.

Po aktivaci Komunikačního rozhraní nástroje nejsou k dispozici žádné analogové vstupy nástroje.

### 25.10.2. Konfigurace komunikačního rozhraní nástroje (TCI)

1. Klepněte na kartu Instalace a v položce Obecné klepněte na **V/V nástroje**.
2. Chcete-li upravit nastavení TCI, vyberte možnost **Komunikační rozhraní**.  
Je-li rozhraní TCI povoleno, analogový vstup nástroje není pro instalaci V/V Instalace k dispozici a nezobrazí se na seznamu vstupů. Analogový vstup nástroje je k dispozici také pro další programy, např. možnosti a výrazy „Čekat na“.
3. V rozevírací nabídce pod položkou Rozhraní komunikace vyberte požadované hodnoty.  
Jakékoli provedené změny hodnot se okamžitě odešlou do nástroje. Pokud se jakékoliv hodnoty instalace liší od používaných, zobrazí se varovné hlášení.

## 25.11. Režim digitálního výstupu

Komunikační rozhraní nástroje umožňuje nezávislé nakonfigurování dvou digitálních výstupů. V systému PolyScope má každý vývod rozbalovací nabídku, která umožňuje nastavení výstupního režimu. K dispozici jsou následující volby:

- Vnoření: Toto umožňuje konfiguraci vývodu v konfiguraci NPN nebo Vnoření. Je-li výstup vypnutý, vývod umožňuje průchod proudu na kostru. Toto lze použít společně s vývodem PWR k vytvoření úplného obvodu. Viz kapitola 5 v *Instalační příručka k hardwaru*.
- Zdroj: Toto umožňuje konfiguraci vývodu v konfiguraci PNP nebo Zdroje. Je-li výstup zapnutý, vývod poskytuje kladný zdroj napětí (konfigurovatelný na kartě VV). Toto lze použít společně s vývodem GND k vytvoření úplného obvodu.
- Push / Pull: Tato volba umožňuje tzv. Push / Pull konfiguraci vývodu. Je-li výstup zapnutý, vývod poskytuje kladný zdroj napětí (konfigurovatelný na kartě VV). To může být použito ve spojení s GND vývodem k vytvoření plného obvodu. Když je výstup vypnutý, vývod umožňuje proudění proudu do země.

Změny se projeví po výběru nové konfigurace výstupů. Aktuálně načtená instalace je upravena tak, aby odrážela novou konfiguraci. Po ověření správné funkce výstupů nástroje nezapomeňte instalaci uložit, aby nedošlo ke ztrátě změn.

### 25.11.1. Dvojpinové napájení

Duální napájení vývodu (Dual Pin Power) se používá jako zdroj energie pro nástroj. Aktivací duálního napájení se vypnou výchozí digitální výstupy nástroje.


## 25.12. Hladký přechod mezi bezpečnostními režimy

Při přepínání mezi bezpečnostními režimy během událostí (tj. vstup omezeného režimu, spouštěcí roviny omezeného režimu, bezpečné zastavení a třípolohové aktivačního zařízení) má robotové rameno za úkol během 0,4s zajistit „měkký“ přechod. Stávající aplikace mají nezměněné chování, což odpovídá „tvrdému“ nastavení. Nové instalační soubory standardně přecházejí na „měkké“ nastavení.

### 25.12.1. Nastavení zrychlení/zpomalení

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V postranní nabídce vlevo pod položkou **Obecné**, vyberte možnost **Hladký přechod**.
3. Zvolte **Tvrdé**, chcete-li mít vyšší zrychlení/zpomalení nebo zvolte **Měkké**, má-li být výchozí nastavení přechodu hladší.

## 25.13. Domů

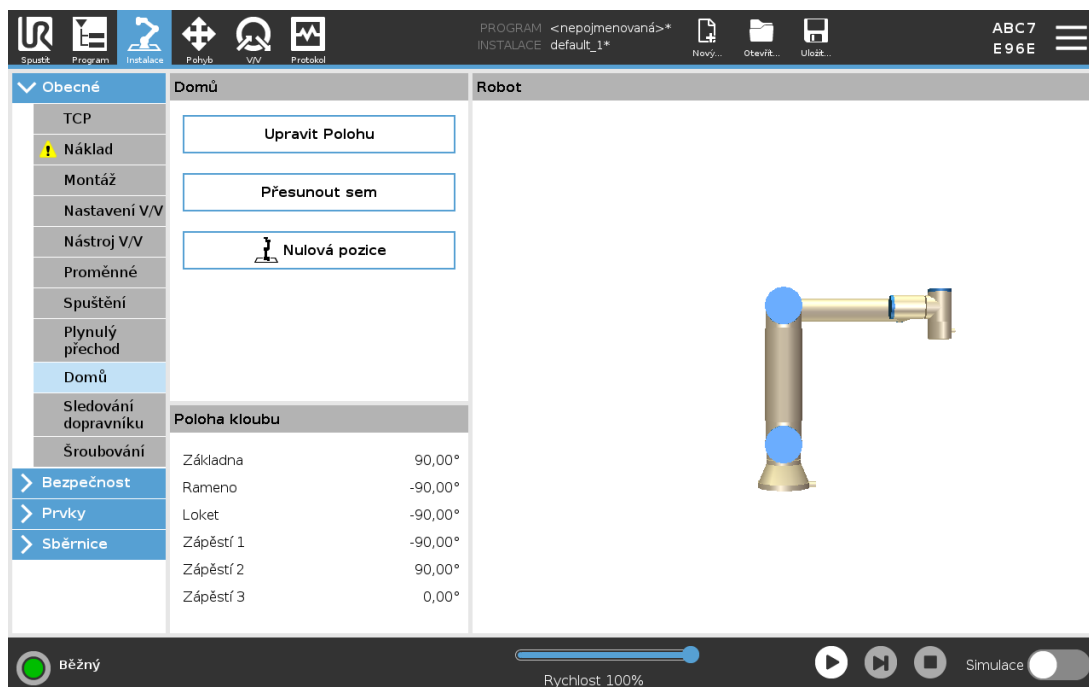

Příkazem Domů se rozumí uživatelem definovaná výchozí poloha robota. Po jejím nadefinování je výchozí poloha (Domů, Home) k dispozici při vytváření programu robota. Výchozí polohu lze použít k definování bezpečné výchozí polohy. (Viz 22.18. [Bezpečný návrat do základní polohy \(Safe Home\) na straně 153](#)) Použijte funkce tlačítek na domovské stránce:

- **Upravit polohu** upravuje výchozí polohu.
- **Přesunout sem** přesune rameno robota do nastavené výchozí polohy.
- **Nulová poloha** umožňuje návrat robota do vzpřímené polohy.

## 25.13.1. Definování výchozí polohy

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V části **Obecné** zvolte **Domů**.
3. Klepněte na **Nastavit polohu**.
4. Programování robota se provádí pomocí tlačítek **Freedrive** nebo **Přechod**.

## 25.14. Nastavení sledování dopravníku

Nastavení sledování dopravníku umožňuje sledování až dvou samostatných dopravníků. Nastavení Sledování dopravníku poskytuje možnosti konfigurace robota pro práci s absolutními nebo přírůstkovými kodéry, stejně jako s lineárními nebo kruhovými dopravníky.

### 25.14.1. Definování dopravníku

1. V záhlaví klepněte na možnost Instalace.
2. V nabídce Obecné vyberte **Sledování dopravníku**.
3. V sekci Nastavení sledování dopravníků vyberte v rozevíracím seznamu **Dopravník 1** nebo **Dopravník 2**.  
Definovat lze pouze jeden dopravník najednou.
4. Vyberte možnost **Povolit sledování dopravníku**
5. Nakonfigurujte **Parametry dopravníku** (sekce [25.14.2. Parametry dopravníku below](#)) a **Parametry sledování** (sekce [25.14.3. Parametry sledování below](#)).

### 25.14.2. Parametry dopravníku

#### *Přírůstkové*

kodéry lze připojit k digitálním vstupům 8 až 11. Dekódování digitálních signálů probíhá při frekvenci 40 kHz. S využitím **Kvadraturního** kodéru (vyžadujícího dva vstupy) robot dokáže určit rychlost i směr dopravníku. Je-li směr dopravníku konstantní, stačí k určení rychlosti dopravníku použít jeden vstup, detekující *Náběžnou*, *Sestupnou* nebo *Náběžnou i Sestupnou* hranu.

#### *Absolutní*

kodéry lze připojit prostřednictvím signálu MODBUS. Zde se vyžaduje předkonfigurace registru digitálního výstupu MODBUS v (části [25.19. Nastavení V/V MODBUS klient na straně 253](#)).

### 25.14.3. Parametry sledování

#### *Lineární dopravníky*

V případě výběru lineárního dopravníku je nutno k určení směru dopravníku nakonfigurovat prvek přímky v části **Prvky** instalace. Zajistěte přesnost umístěním prvku přímky rovnoběžné se směrem dopravníku, přičemž mezi dvěma body definujícími prvek přímky musí být dostatečně velká vzdálenost. Prvek přímky nakonfigurujte umístěním nástroje těsně ke straně dopravníku

při vytýčování dvou určujících bodů. Pokud je směr prvku přímky proti směru pohybu dopravníku, použijte tlačítko **Opačný směr**. Pole **Impulzů na metr** se využívá k zadání počtu impulzů, které kodér vygeneruje během pohybu dopravníku o jeden metr.


### Kruhové dopravníky

Při sledování kruhového dopravníku je nutno definovat střed dopravníku.

1. Definujte střed v instalaci v části **Prvky**. Hodnota **Impulzy na otáčku** musí být počet impulzů, které kodér vygeneruje během jednoho otočení dopravníku.  
Za účelem sledování otáčení dopravníku orientací nástroje
2. zaškrtněte políčko **Otáčet nástroj s dopravníkem**.

## 25.15. Nastavení šroubování

Nastavení šroubování poskytuje možnosti konfigurace robotu k práci s průmyslovým šroubovákem nebo průmyslovým utahovákem. Polohu šroubováku lze nastavit vzhledem k přírubě robotu a elektrickému rozhraní.

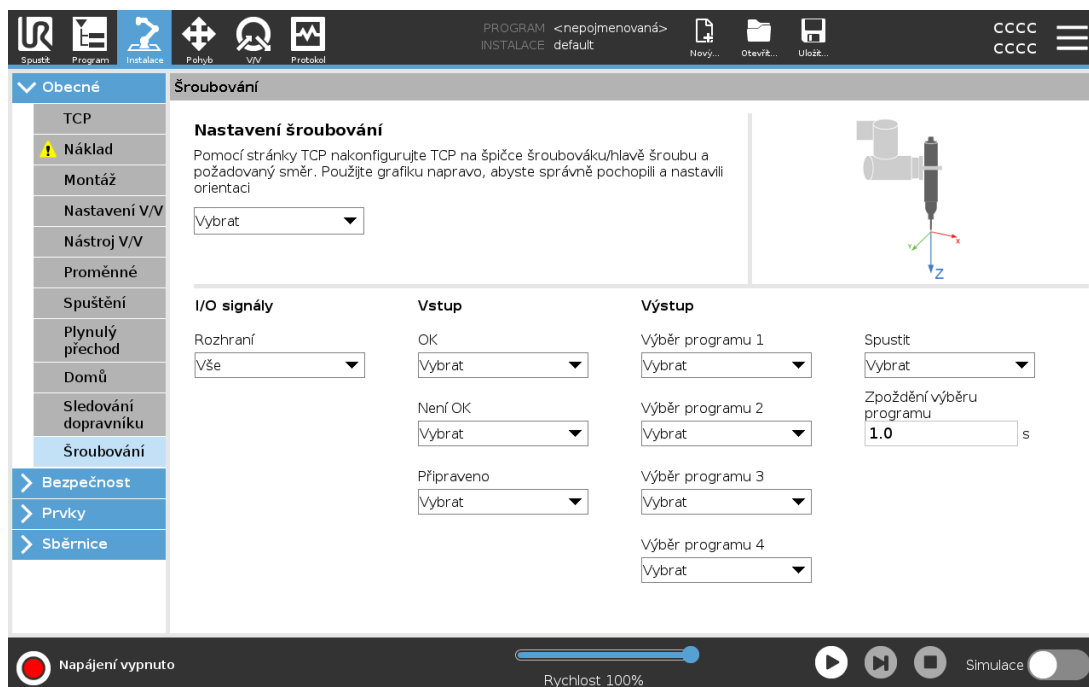

### 25.15.1. Konfigurace šroubováku

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. V části **Obecné** vyberte **Šroubování** nebo vytvořte vlastní protokol TCP pro šroubování klepnutím na položku **TCP** v části **Obecné**.
3. V části **Vstup** a **Výstup** nakonfigurujte V/V pro váš šroubovák. K filtrování typu vstupů a

výstupů zobrazených v části V/V lze použít seznam **Rozhraní**.

4. V části **Start** vyberte V/V, kterým se má spustit operace šroubování.

V libovolném výstupním seznamu Výběru programu pod položkou Výstup můžete vybrat celočíselný výstup pro přepnutí Výběru programu (viz 24.13.8. [Šroubování na straně 212](#)) na číselné pole.

## 25.15.2. Konfigurace polohy šroubováku





1. V části **Nastavení šroubování** vyberte pomocí rozevírací nabídky dříve definovaný TCP (viz 25.2. [Konfigurace TCP na straně 225](#)), kde Poloha a Orientace jsou nastaveny takto:



- Nakonfigurujte polohu, ve které má být hrot nástroje šroubováku při kontaktu se šroubem.
- Nakonfigurujte orientaci tak, aby kladný směr Z byl v rovině s délkou šroubů, které se mají utahovat.

Souřadnice X, Y a Z zvoleného bodu TCP lze vizualizovat tak, aby se zajistil jeho soulad s hrotem nebo nástrčným klíčem nástroje.

Ke sledování šroubu a výpočtu vzdálenosti využívá uzel programu Šroubování (viz 24.13.8. [Šroubování na straně 212](#)) kladný směr Z z vybraného bodu TCP.

Typické hodnoty orientace (v zápisu Vektor otočení [rad]) jsou uvedeny v následující tabulce.

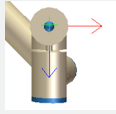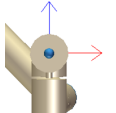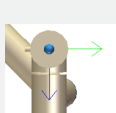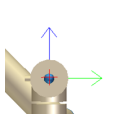Osa šroubování rovnoběžná se záporným směrem Y příruby nástroje robotu		Orientace <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 1.5708 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>
Osa šroubování rovnoběžná s kladným směrem Y příruby nástroje robotu		Orientace <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> -1.5708 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>
Osa šroubování rovnoběžná s kladným směrem X příruby nástroje robotu		Orientace <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 1.5708 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>
Osa šroubování rovnoběžná se záporným směrem X příruby nástroje robotu		Orientace <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RY:</b> -1.5708 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>
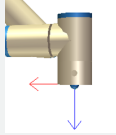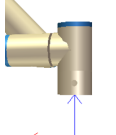
<p>Osa šroubování rovnoběžná s kladným směrem Z příruby nástroje robotu</p>		<p>Orientace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>
<p>Osa šroubování rovnoběžná se záporným směrem Z příruby nástroje robotu</p>		<p>Orientace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RX:</b> 3.1416 rad</li> <li>• <b>RY:</b> 0.0000 rad</li> <li>• <b>RZ:</b> 0.0000 rad</li> </ul>


### 25.15.3. Konfigurace rozhraní šroubováku

1. Pomocí rozevírací nabídky **Rozhraní** v horní části obrazovky lze změnit zobrazovaný obsah podle typu signálu.
2. V části **Vstup** nakonfigurujte signály, které robot přijímá od šroubováku:
  - **OK:** Vysoký v případě úspěšného utažení. Pokud není tato podmínka vybrána, není v programovém uzlu Šroubování k dispozici
  - **NOK:** Vysoký v případě utažení s chybami. Pokud není tato podmínka vybrána, není v programovém uzlu Šroubování k dispozici
  - **Připravený:** Vysoký, když je šroubovák připraven ke spuštění, není-li tato volba vybrána, tato podmínka se nekontroluje
3. V části **Výstup** nakonfigurujte signály, které robot posílá do šroubováku:
  - **Start:** spouští se utahování nebo uvolňování šroubu nástrojem pouze v závislosti na zapojení.
  - **Výběr programu:** K aktivaci jednotlivých utahovacích konfigurací uložených ve šroubováku lze zvolit jedno celé číslo nebo až čtyři binární signály.
  - **Prodleva výběru programu:** čekací doba, po které se má změnit program šroubováku, aby se zajistil jeho aktivní stav

## 25.16. Bezpečnost

Viz kapitola [22. Bezpečnostní konfigurace na straně 137](#).

## 25.17. Prvky

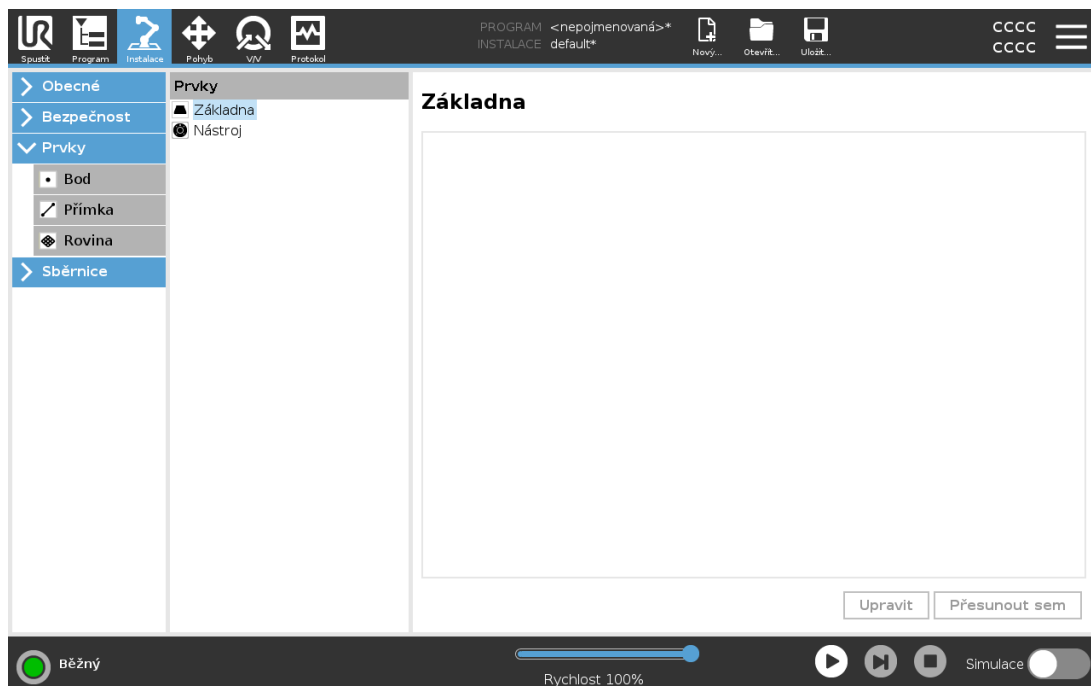


**Prvek** představuje objekt definovaný šestirozměrnou pozicí (pozicí a orientací) vzhledem k základně robota. Můžete pojmenovat funkci pro budoucí použití.


Některé dílčí části programu robota se skládají z pohybů, prováděných ve vztahu k jiným konkrétním objektům, než je základna ramene robota. Těmito objekty mohou být stoly, ostatní stroje, obrobky, kamerové systémy, polotovary nebo hranice, které existují v okolí ramene robota.

Robot obsahuje dva předdefinované prvky, které jsou uvedeny níže, s polohami definovanými konfigurací samotného ramene robota:

- Prvek Základna je umístěn s počátkem ve středu základny robota (viz obrázek 24.1).
- Prvek Nástroj je umístěn s počátkem ve středu aktuálního TCP (viz obrázek 24.2).

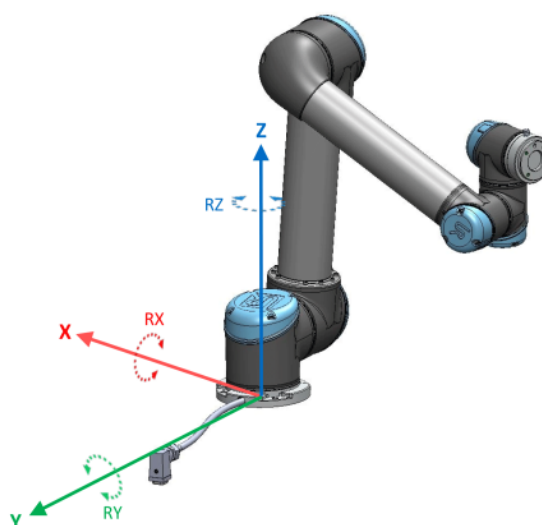

## 24.1: Základní prvek

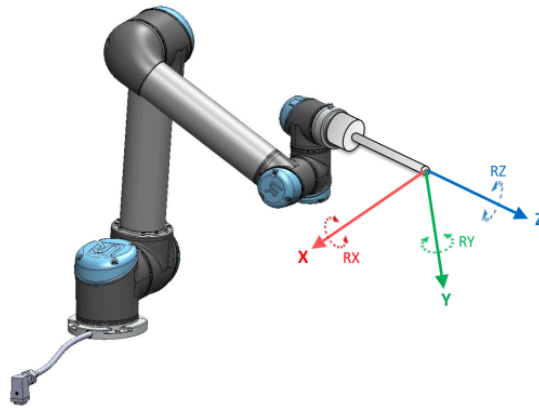

## 24.2: Prvek středového bodu nástroje (TCP)

Pomocí prvků Bod, Přímka a/nebo Rovina definujte pozici prvku.

Prvky jsou umístěny metodou, která využívá aktuální pozici nástroje TCP v pracovním prostoru. To znamená, že můžete robota naučit umísťovat prvky do požadované pozice pomocí režimu Freedrive nebo krokování.

Výběr prvku závisí na typu objektu a požadavcích na přesnost. Pokud je to možné, použijte prvky Přímka a Rovina, protože jsou založeny na více vstupních bodech. Více vstupních bodů znamená vyšší přesnost.

Například, pro přesné definování směru lineárního dopravníku definujte dva body prvku Přímka co nejvíce fyzicky vzdálených od sebe. Prvek Bod lze také použít k definování směru lineárního dopravníku, uživatel však musí TCP směřovat ve směru skutečného pohybu dopravníku.

Použití více bodů k definování polohy stolu znamená, že orientace je založena spíše na pozicích než na orientaci jednoho TCP. Jednoduchou orientaci TCP je těžší nakonfigurovat s vysokou přesností. Další informace o přidávání prvků naleznete v (části: [on the next page](#)), ([na straně 247](#)) a ([25.17.5. Prvek roviny na straně 247](#)).

### 25.17.1. Použití prvku

Můžete se odkazovat na prvek definovaný instalací z programu robota, která souvisí s pohyby robota (např. **PohybJ**, **PohybL** a **PohybP** příkazy) a daným prvkem (viz část [24.11.1. Pohyb na straně 172](#)).

To umožňuje snadné přizpůsobení programu robota, např. je-li více robotických stanic, nebo když se objekt pohybuje během chodu programu nebo se trvale pohybuje v pracovním prostoru. Pouhým nastavením prvku objektu se tedy příslušným způsobem upraví všechny pohyby v programu ve vztahu k danému objektu. Další příklady naleznete v (části [25.17.6. Příklad: Manuální aktualizace prvku pro nastavení programu na straně 248](#)) a ([25.17.7. Příklad: Dynamická aktualizace polohy prvku na straně 249](#)). Je-li prvek vybrán jako referenční, pak budou tlačítka Pohyb nástroje, určená k posouvání a otáčení, fungovat ve zvoleném prostoru prvků (viz [26.3. Poloha nástroje na straně 264](#)) a ([26.1. Pohyb nástroje na straně 263](#)), odečet souřadnic TCP. Například pokud je stůl definován

jako prvek a je vybrán jako reference v kartě Pohyb, pomocí tlačítek se šipkami pro posuv (tzn. nahoru/dolů, doleva/doprava, dopředu/dozadu) se bude robot pohybovat v těchto směrech ve vztahu ke stolu. Navíc budou souřadnice TCP v rámu stolu.

- Ve stromu prvků můžete přejmenovat Bod, Přímku nebo Rovinu klepnutím tužkou na tlačítko.
- Ve stromu prvků můžete odstranit Bod, Přímku nebo Rovinu klepnutím tužkou na tlačítko Odstranit.

## 25.17.2. Použití příkazu Přesunout sem

Klepnutím na **Přesunout sem** přesuňte rameno robota směrem k vybranému prvku. Na konci tohoto pohybu se budou souřadnicové systémy prvku a polohy TCP shodovat.


**Přesunout sem** je zablokováno, pokud rameno robota nemůže dosáhnout na prvek.

## 25.17.3. Bodový prvek

Prvek ve formě bodu definuje bezpečnostní hranici nebo Při definování bezpečnostní hranice nebo globální základní konfiguraci ramena robota. Poloha bodu je definována jako poloha a orientace TCP.

### Přidat bod

1. V části Instalace vyberte **Prvky**.
2. V části Prvky vyberte **Bod**.

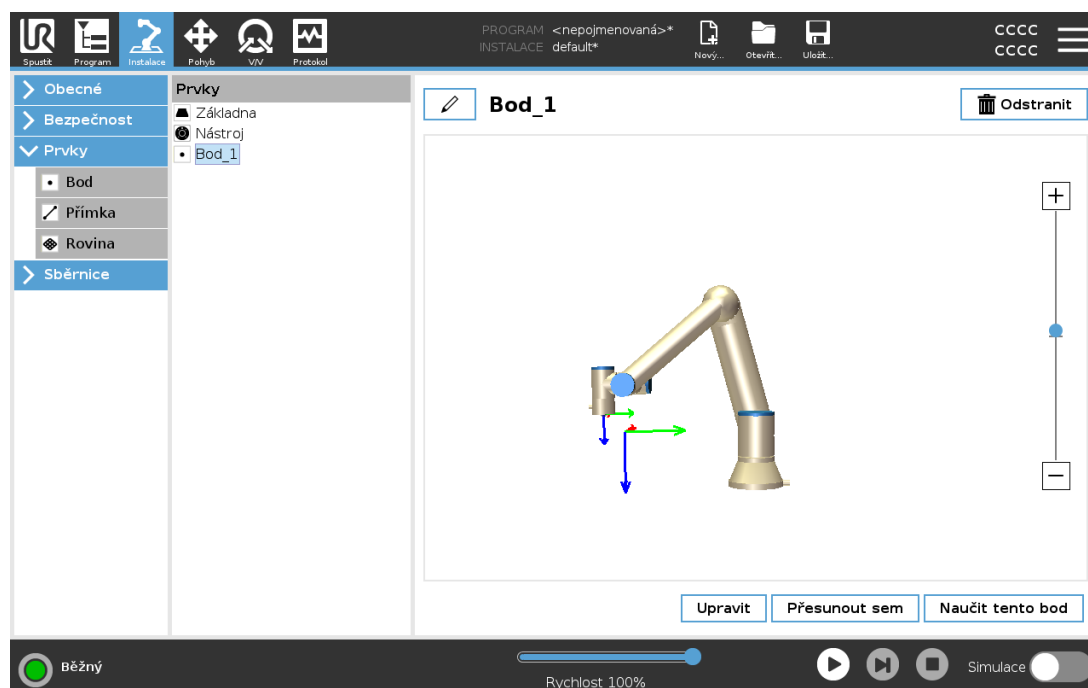


## 25.17.4. Prvek Přímka

Prvek přímky definuje přímky, po kterých má robot postupovat. (např. při použití sledování dopravníku). Přímka  $l$  je definována jako osa mezi dvěma bodovými prvky  $p1$  a  $p2$ , jak je znázorněno na obrázku 24.3.


### Přidání přímky

1. V části Instalace vyberte **Prvky**.
2. V části Prvky vyberte **Přímka**.

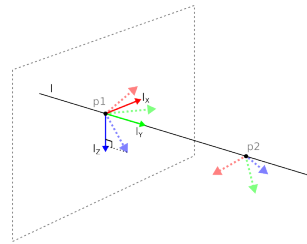

24.3: Definition of the line feature

Na obrázku 24.3 představuje osa vedená směrem od prvního bodu k druhému bodu osu Y souřadnicového systému přímky. Osa Z je definována průmětem osy Z z bodu  $p1$  do roviny kolmé k této přímce. Poloha souřadnicového systému přímky je shodná s polohou bodu  $p1$ .

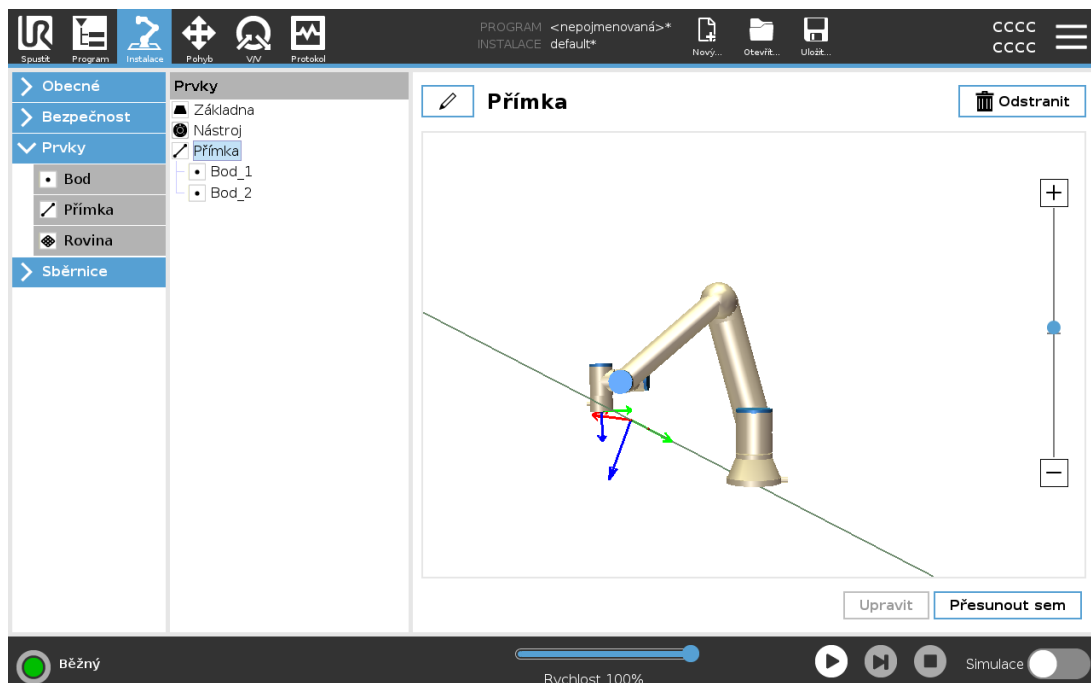

## 25.17.5. Prvek roviny

Zvolte prvek rovina, když potřebujete rámec s vysokou přesností, např. při práci s kamerovým systémem nebo u pohybů ve vztahu ke stolu.

## Přidat rovinu


1. V části Instalace vyberte **Prvky**.
2. V části Prvky vyberte **Rovina**.

## Výuka roviny

Když stisknete tlačítko k vytvoření nové roviny, průvodce na obrazovce vám pomůže vytvořit rovinu.

1. Zvolit počátek (origo)
2. Přesuňte robota k definování směru kladné osy X roviny
3. Přesuňte robota k definování směru kladné osy Y roviny

Rovina je definovaná s použitím pravidla pravé ruky, takže osa z je vektorový součin osy x a osy y, jak je znázorněno níže.

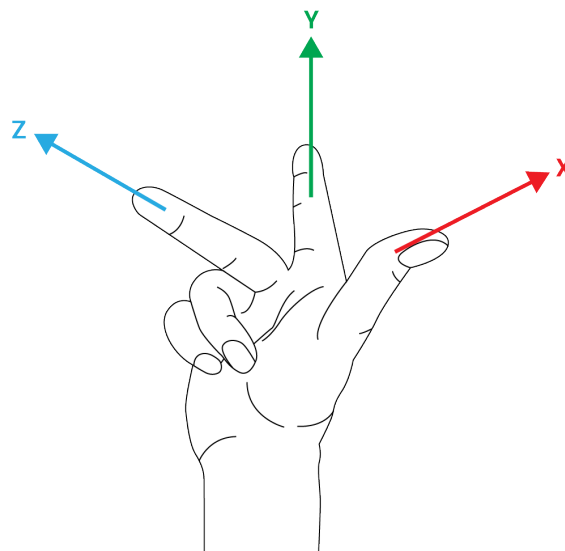

### POZNÁMKA

Můžete přeučit rovinu v protilehlém směru osy x, pokud chcete, aby byla rovina normálou v protilehlém směru.

Upravte stávající rovinu volbou možnosti Rovina a stisknutím Upravit rovinu. Pak použijete stejného průvodce jako pro výuku nové roviny.

## 25.17.6. Příklad: Manuální aktualizace prvku pro nastavení programu


Uvažujme aplikaci, kde se více dílů programu robota vztahuje ke stolu. Obrázek 24.4 znázorňuje pohyb z bodů trasy wp1 přes wp4.

```
Robot Program
  MoveJ
```

```

S1
MoveL # Feature: P1_var
wp1
wp2
wp3
wp4

```

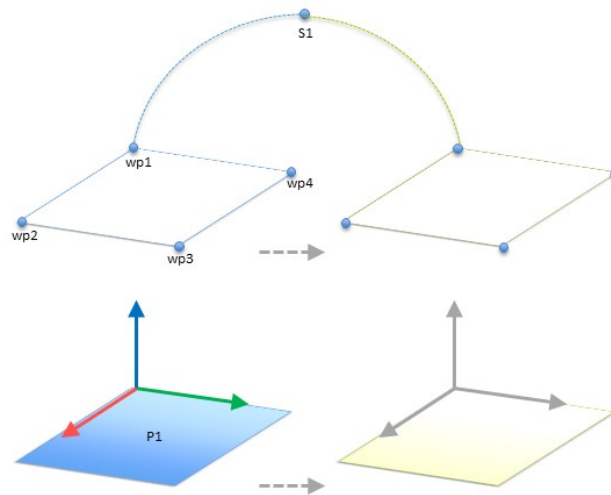


**24.4:** *Jednoduchý program se čtyřmi body trasy ve vztahu k prvku roviny, aktualizovanému ručně změnou prvku*

Aplikace vyžaduje, že by se program měl použít znovu pro více instalací robotů, kde se mírně liší poloha stolu. Pohyb vzhledem ke stolu je totožný. Definováním polohy stolu jako prvku  $P1$  v instalaci lze program s příkazem *PohybL* nakonfigurovaný vzhledem k rovině snadno aplikovat u dalších robotů pouhou aktualizací instalace skutečnou polohou stolu.

Tato koncepce se vztahuje na libovolný počet prvků v aplikaci tak, aby se dosáhlo flexibilního programu, který dokáže vyřešit stejný úkol pro mnoho robotů, a to i kdyby se mezi jednotlivými instalacemi lišila místa v pracovním prostoru.

### 25.17.7. Příklad: Dynamická aktualizace polohy prvku

Je to podobná aplikace, ve které se robot musí rovněž pohybovat v určitém vzoru na stole s cílem vyřešit konkrétní úkol (viz 24.5).

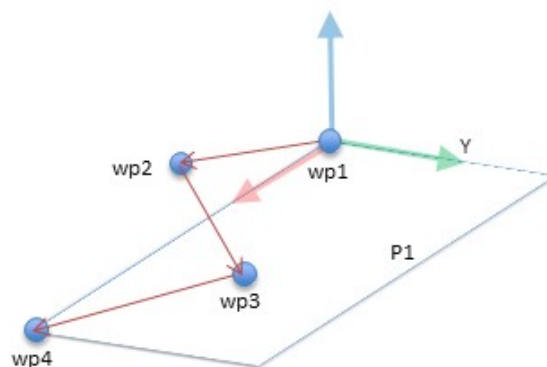


## 24.5: Příkaz PohybL se čtyřmi body trasy vzhledem k prvku roviny

Robot Program

```

MoveJ
  wp1
y = 0.01
o = p[0,y,0,0,0,0]
P1_var = pose_trans(P1_var, o)
MoveL # Feature: P1_var
  wp1
  wp2
  wp3
  wp4

```

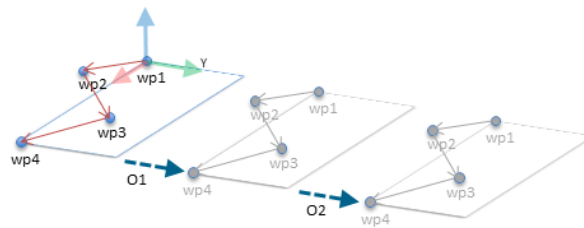


24.6: Aplikování posunu na prvek roviny

Robot Program

```

MoveJ
  S1
if (digital_input[0]) then
  P1_var = P1
else
  P1_var = P2
MoveL # Feature: P1_var
  wp1
  wp2
  wp3
  wp4

```

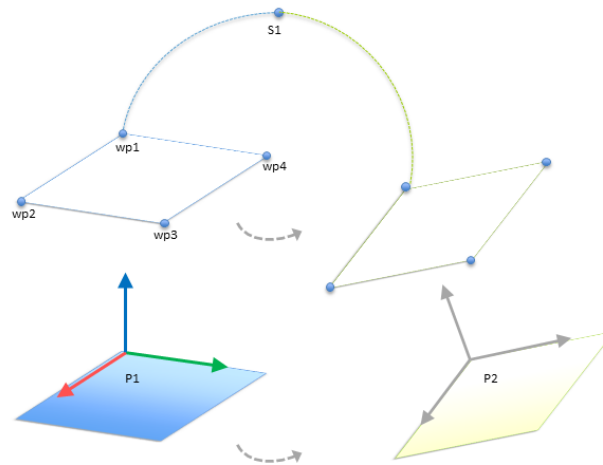


24.7: Přechod z jednoho prvku roviny na druhý

Pohyb vzhledem k  $P1$  se opakuje několikrát, pokaždé posunem  $o$ . V tomto příkladu je posun nastaven na 10 cm ve směru Y (viz obrázek 24.6, posuny  $O1$  a  $O2$ ). Toho je dosaženo pomocí funkce `pose_add()` nebo `pose_trans()` skriptovací funkce pro manipulaci s proměnnou. Během chodu programu lze místo pouhého přidání přesazení přepnout na zcela jiný prvek. To je znázorněno v následujícím příkladu (viz obrázek 24.7), kde je referenční funkce pro příkaz `PohybL P1_var` lze přepínat mezi dvěma rovinami  $P1$  a  $P2$ .

## 25.17.8. Úprava funkcí


Úprava funkcí je alternativní způsob přidání funkcí do vaší instalace a/nebo úprava existujících funkcí.

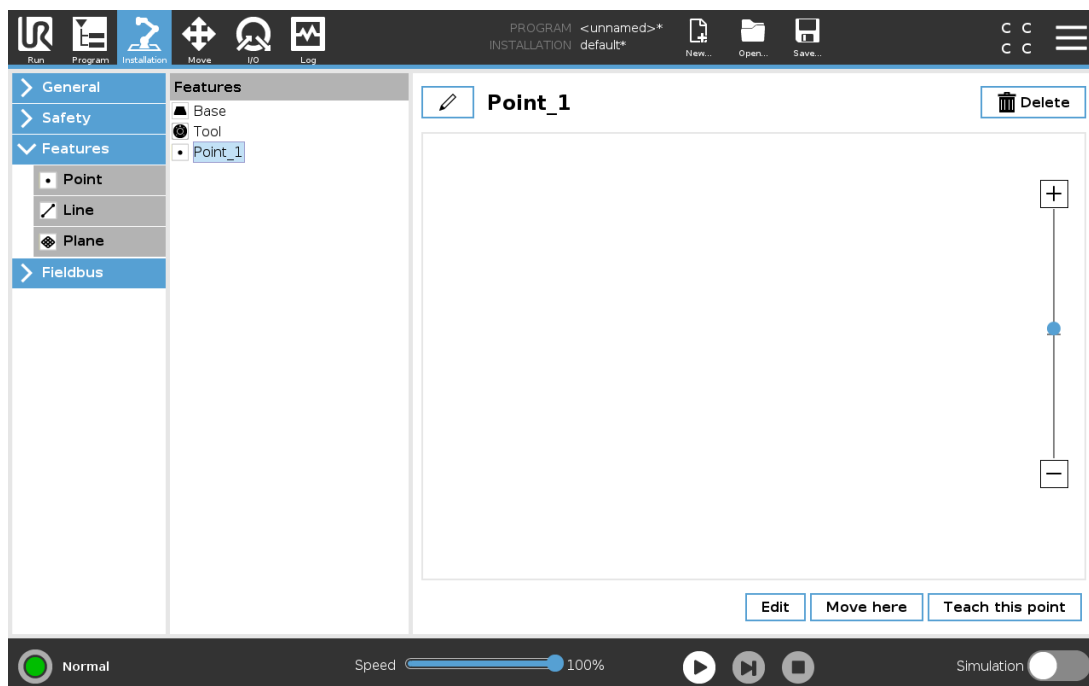

Pomocí funkce Upravit můžete umístit a přesunout prvky bez pohybu ramene robota, takže prvek lze umístit mimo dosah ramene robota.

## Úprava bodu

Můžete upravit definovaný nebo nedefinovaný bod. Úprava nedefinovaného bodu jej definuje.

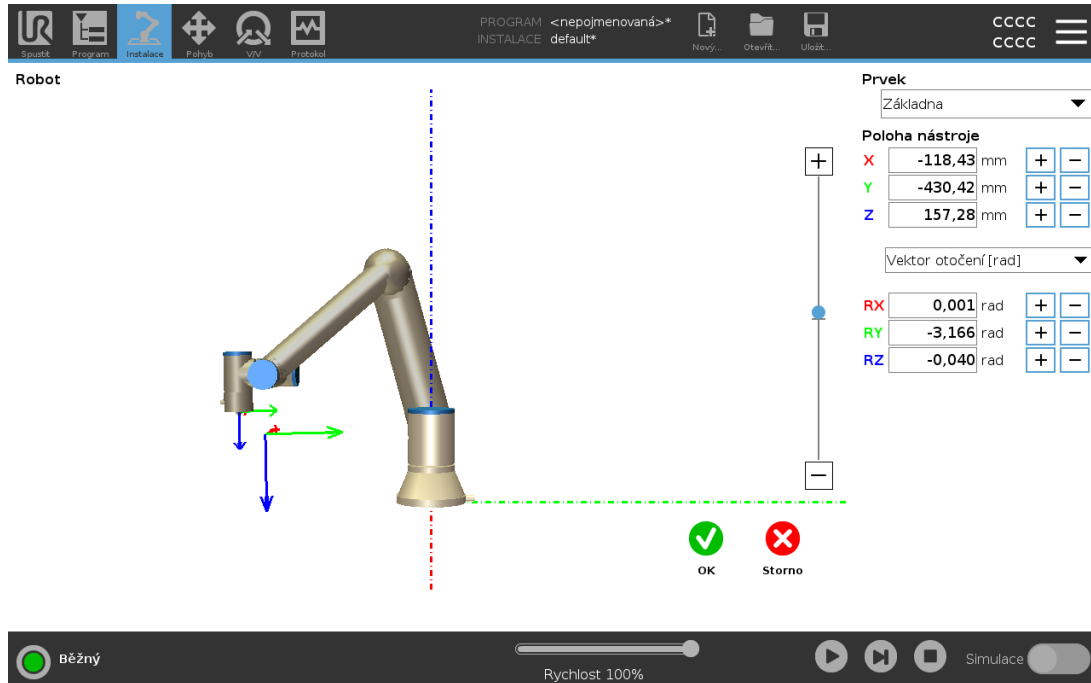

1. V části Instalace klepněte na **Prvky**.
2. Pro přidání bodu do programového stromu vyberte v části Prvky **Bod**.
3. Klepnutím na tlačítko **Upravit** se dostanete na obrazovku Úpravy, kde můžete provádět změny polohy a natočení bodu

## Úprava přímky

Řádek se zobrazí jako dva body v programovém stromu. Musíte definovat každý bod.

1. V části Instalace klepněte na **Prvky**.
2. Pro přidání přímky do programového stromu vyberte v části Prvky **Přímku**.
3. Řádek se skládá ze dvou bodů:
  - Klepnutím na jeden bod tyto souřadnice upravíte, pak klepnutím na druhý řádek tyto souřadnice upravíte.


## Úprava roviny

1. V části Instalace klepněte na **Prvky**.
2. Pro přidání roviny do programového stromu vyberte v části Prvky **Rovinu**.
3. Klepnutím na tlačítko **Upravit** se dostanete na obrazovku Úpravy, kde můžete provádět změny polohy a natočení roviny

## 25.18. Fieldbus

Zde lze nastavit skupinu průmyslových počítačových síťových protokolů používaných k distribuovanému řízení v reálném čase, které rozhraní PolyScope akceptuje: MODBUS, Ethernet/IP a PROFINET.

## 25.19. Nastavení V/V MODBUS klient

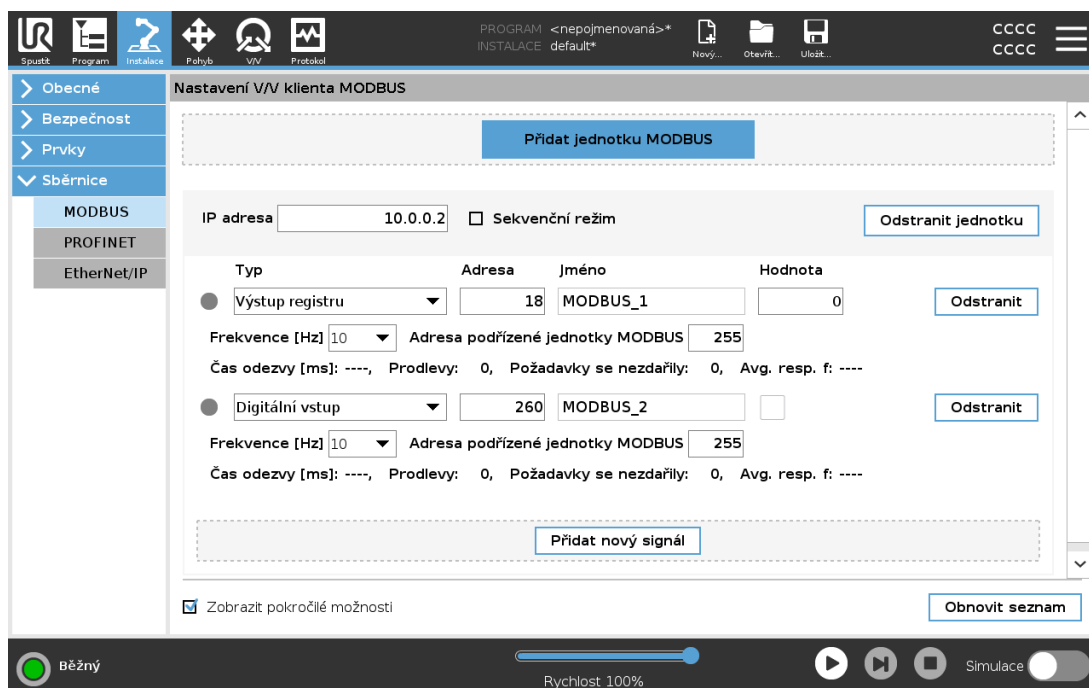

Zde lze nastavit signály MODBUS klienta (nadřaz. jednotka). Připojení k serveru (nebo podřiz. jednotkám MODBUS) na zadaných IP adresách lze vytvořit pomocí vstupních/výstupních signálů (registry nebo digitální). Každý signál má jedinečný název, takže jej lze použít v programech.

### 25.19.1. Obnovit

Stisknutím tohoto tlačítka se obnoví všechna připojení MODBUS. Obnovením se odpojí všechny jednotky modbus a znovu se připojí. Všechny statistiky se vymažou.

### 25.19.2. Přidat jednotku

Stiskem tohoto tlačítka lze přidat novou jednotku MODBUS.

### 25.19.3. Odstranit jednotku

Stiskem tohoto tlačítka se odstraní jednotka MODBUS a společně s ní všechny přidané signály.

### 25.19.4. Nastavit IP jednotky

Zde je uvedena IP adresa jednotky MODBUS. Chcete-li ji změnit, stiskněte tlačítko.

### 25.19.5. Sekvenční režim

*K dispozici pouze v případě, že je vybrána možnost Zobrazit rozšířené možnosti (viz 25.19.13. Zobrazit pokročilé možnosti na straně 256).* Zaškrtnutím tohoto políčka vynutíte klienta Modbus, aby před odesláním další žádosti vyčkal na odpověď. Tento režim vyžadují některé jednotky sběrnice fieldbus. Zapnutí této možnosti může být užitečné v případě vyššího počtu signálů a zvýšením frekvence požadavků dochází k odpojení signálu.

Skutečná frekvence signálu může být nižší, než je požadováno při definování vyššího počtu signálů v sekvenčním režimu. Skutečnou frekvenci signálu lze pozorovat ve statistice signálů (viz sekce 25.19.14. Pokročilé možnosti na straně 256). Indikátor signálu začne svítit žlutě, pokud je skutečná frekvence signálu nižší než polovina hodnoty vybrané z rozbalovacího seznamu

**Frekvence.**

### 25.19.6. Přidat signál

Stiskem tohoto tlačítka lze přidat signál pro příslušnou jednotku MODBUS.

### 25.19.7. Odstranit signál

Stiskem tohoto tlačítka lze odstranit signál MODBUS z příslušné jednotky MODBUS.

### 25.19.8. Nastavit typ signálu

Z této rozevírací nabídky lze vybrat typ signálu. K dispozici jsou následující typy:

#### *Digitální vstup*

Digitální vstup (cívka) je jednobitová informace přečtená z jednotky MODBUS na výstupu určeném v poli adresy signálu. Používá se kód funkce 0x02 (čtení diskretních vstupů).

#### *Digitální výstup*

Digitální výstup (cívka) je jednobitový signál, který lze nastavit na vysokou nebo nízkou hodnotu. Dokud uživatel nenastaví hodnotu tohoto výstupu, tato hodnota bude čtena ze vzdálené jednotky MODBUS. To znamená, že se využívá kód funkce 0x01 (čtení výstupů). Jakmile bude výstup nastaven programem robota nebo stisknutím tlačítka **nastavit hodnotu signálu**, bude používán kód funkce 0x05 (zápis jednoho výstupu).

#### *Vstup registru*

Vstup registru je 16bitová informace přečtená z adresy zadané v poli adresy. Používá se kód funkce 0x04 (čtení vstupních registrů).

#### Výstup registru

Výstup registru je 16bitová informace nastavitelná uživatelem. Dokud se nenastaví hodnota registru, jeho hodnota bude čtena ze vzdálené jednotky MODBUS. To znamená, že bude použit kód funkce 0x03 (čtení uživatelských registrů). Jakmile bude výstup nastaven programem robota nebo zadáním hodnoty signálu v poli **nastavit hodnotu signálu**, pro nastavení hodnoty na vzdálené jednotce MODBUS bude používán kód funkce 0x06 (zápis jednoho registru).

## 25.19.9. Nastavit adresu signálu

V tomto poli je uvedena adresa na vzdáleném serveru MODBUS. Pomocí číselné klávesnice na obrazovce můžete zadat jinou adresu. Platné nastavení adresy závisí na výrobci a konfiguraci vzdálené jednotky MODBUS.

## 25.19.10. Nastavit název signálu

Pomocí klávesnice na obrazovce lze zadat název signálu. Tento název se používá, když je příslušný signál používán v programech.

## 25.19.11. Hodnota signálu

Zde je uvedena aktuální hodnota signálu. V případě signálů registru je hodnota vyjádřena jako kladné celé číslo. V případě výstupních signálů lze nastavit požadovanou hodnotu signálu pomocí tlačítka. Pro výstupy registru opět platí, že zapsaná hodnota musí být celé kladné číslo.

## 25.19.12. Stav připojení signálu

Tato ikona znázorňuje, zda lze signál správně přečíst/zapsat (zelená) nebo zda jednotka reaguje neočekávaně či není dostupná (šedá). V případě odezvy MODBUS s výjimkou se zobrazí kód odezvy. Existují následující odezvy protokolu MODBUS-TCP s výjimkou:

#### E1

ILLEGAL FUNCTION (0x01) (NEPOVOLENÁ FUNKCE) Kód funkce získaný v dotazu není pro server (nebo podříz. jednotku) povolenou akcí.

#### E2

ILLEGAL DATA ADDRESS (0x02) (NEPOVOLENÁ ADRESA DAT) Kód funkce získaný v dotazu není pro server (nebo podříz. jednotku) povolenou akcí, zkontrolujte, zda zadaná adresa signálu odpovídá nastavení vzdáleného serveru MODBUS.

#### E3

ILLEGAL DATA VALUE (0x03) (NEPOVOLENÁ HODNOTA DAT) Hodnota obsažená v dotazovacím datovém poli není pro server (nebo podříz. jednotku) povolenou hodnotou, zkontrolujte, zda je zadaná hodnota signálu platná pro zadanou adresu na vzdáleném serveru MODBUS.

E4

SLAVE DEVICE FAILURE (0x04) (PORUCHA PODŘÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ) Při pokusu serveru (nebo podříz. jednotky) o provedení požadované akce došlo k neodstranitelné chybě.

E5

ACKNOWLEDGE (0x05) (POTVRZENÍ) Specializované použití ve spojení s programovacími příkazy odesílanými do vzdálené jednotky MODBUS.

E6

SLAVE DEVICE BUSY (0x06) (PODŘ.ZAŘ. ZANEPRÁZDNĚNO) Specializované použití ve spojení s programovacími příkazy odesílanými do vzdálené jednotky MODBUS, podříz. jednotka (server) nemůže hned reagovat.

## 25.19.13. Zobrazit pokročilé možnosti

Toto zaškrtačkové políčko slouží k zobrazení či skrytí pokročilých možností u jednotlivých signálů.

## 25.19.14. Pokročilé možnosti

### *Frekvence aktualizace*

Tato nabídka umožňuje změnit frekvenci aktualizace signálu. Jedná se o frekvenci odesílání požadavků do vzdálené jednotky MODBUS buď pro čtení, nebo k zápisu hodnoty signálu. Je-li frekvence nastavena na hodnotu 0, pak se na vyžádání iniciují požadavky pomocí skriptovacích funkcí *modbus\_get\_signal\_status*, *modbus\_set\_output\_register*, a *modbus\_set\_output\_signal*.

### *Adresa podřízené jednotky*

Toto textové pole lze použít k nastavení konkrétní adresy podřízené jednotky pro účely požadavků odpovídajících konkrétnímu signálu. Hodnota musí být v rozsahu 0-255 včetně, výchozí hodnota je 255. Pokud se změní tato hodnota, doporučujeme pomocí příručky ke vzdálenému zařízení MODBUS ověřit funkčnost při změně adresy podřízené jednotky.

### *Znovu připojit odpočet*

Počet připojení a opakovaných připojení TCP.

### *Stav připojení*

Stav připojení TCP.

### *Čas odezvy [ms]*

Čas mezi odesláním požadavku na modbus a přijatou odpovědí - aktualizuje se pouze tehdy, když je aktivní komunikace.

### *Paketové chyby Modbus*

Počet přijatých paketů, které obsahovaly chyby (např. neplatná délka, chybějící data, chyba zásuvky TCP).

### *Prodlevy*

Počet požadavků modbus bez odezvy.

### *Požadavky se nezdařily*

Počet paketů, které nemohly být odeslány z důvodu neplatného stavu zásuvky.

### *Aktuální frekv.*

Průměrná frekvence aktualizací stavu klienta (nadř.jedn.). Tato hodnota se přepočítává pokaždé, když signál obdrží odpověď ze serveru (nebo podř.jedn.).

Všechny čítače počítají do 65535 a pak se vrátí zpět na hodnotu 0.

## 25.20. EtherNet/IP

EtherNet/IP je síťový protokol, který umožňuje připojení robota k průmyslovému skeneru EtherNet/IP.

Pokud je připojení aktivováno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení ke skeneru EtherNet/IP.

K dispozici jsou následující možnosti:

### *Žádný*

PolyScope ignoruje ztrátu připojení EtherNet/IP a program normálně pokračuje.

### *Pauza*

PolyScope pozastaví aktuální program. Program pokračuje z místa, kde se zastavil.

### *Zastavit*

PolyScope zastaví aktuální program.

## 25.21. PROFINET

PROFINET je síťový protokol, který aktivuje nebo deaktivuje připojení robota k průmyslovému IO-ovladači PROFINET.

Pokud je připojení aktivováno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení k IO-ovladači PROFINET.

K dispozici jsou následující možnosti:

### *Žádný*

PolyScope ignoruje ztrátu připojení PROFINET a program normálně pokračuje.

### *Pauza*

PolyScope pozastaví aktuální program. Program pokračuje z místa, kde se zastavil.

### *Zastavit*

PolyScope zastaví aktuální program.

Pokud inženýrský nástroj PROFINET (např. TIA portal) vyšle signál DCP Flash do zařízení PROFINET nebo PROFI-safe robota, zobrazí se vyskakovací okno v PolyScope.

## 25.22. PROFI-safe

Síťový protokol PROFI-safe umožňuje robotu komunikovat s bezpečnostním PLC podle ISO 13849, kat.. 3 Požadavky na PLd. Robot přenáší informace o bezpečnostním stavu do bezpečnostního PLC a přijímá informace pro spuštění funkcí souvisejících s bezpečností, například: nouzové zastavení nebo přechod do omezeného režimu.

Rozhraní PROFIsafe představuje bezpečnou síťovou alternativu k připojení vodičů k bezpečnostním V/V pinům ovládací jednotky robota.

PROFIsafe je k dispozici pouze na robotech s aktivační licencí, kterou získáte u svého místního obchodního zástupce; po jejím získání lze licenci stáhnout na [myUR](#).

Informace o registraci robota a aktivaci licence naleznete v části [18.7. Registrace robota a licenční soubor na straně 123](#).

## 25.22.1. Komunikace přes PROFIsafe

Kontrolní zpráva přijatá z bezpečnostního PLC obsahuje informace uvedené v následující tabulce.

Signál	Popis
Nouzové zastavení systémem	Potvrzuje systémové nouzové zastavení.
Bezpečnostní zastavení	Potvrzuje ochranné zastavení.
Resetuje ochranné zastavení	Resetuje stav ochranného zastavení (při přechodu z nízkého na vysoké napětí v automatickém režimu), pokud je předtím vymazán vstup ochranného zastavení.
Zastavení „Safeguard stop auto“	Potvrzuje ochranné zastavení, pokud robot pracuje v automatickém režimu. Funkce Safeguard stop auto se smí používat pouze v případě, že je nakonfigurováno 3polohové aktivační zařízení (3PE). Pokud není nakonfigurováno žádné 3PE zařízení, funguje automatické bezpečnostní zastavení jako normální vstup pro bezpečnostní zastavení.
Reset zastavení „safeguard stop auto“	Resetuje stav automatického ochranného zastavení (při přechodu z nízkého na vysoké napětí v automatickém režimu), pokud jsou předtím nejsou vymazány žádné vstupy automatického ochranného zastavení.
Omezený režim	Aktivuje bezpečnostní limity v omezeném režimu.
Provozní režim	Aktivuje manuální nebo automatický provozní režim. Pokud je v bezpečnostní konfiguraci vypnuta možnost „Volba provozního režimu prostřednictvím PROFIsafe“, toto pole by z kontrolní zprávy PROFIsafe mělo být vynecháno.

Zpráva o stavu odeslaná do bezpečnostního PLC obsahuje informace uvedené v následující tabulce.


Signál	Popis
Stop, kat. 0	Robot provádí nebo dokončil bezpečnostní zastavení kategorie 0; tvrdé zastavení okamžitým odpojením napájení ramene a motorů.
Stop, kat. 1	Robot provádí nebo dokončil bezpečnostní zastavení kategorie 1; řízené zastavení, po kterém jsou motory ponechány ve vypnutém stavu s aktivovanými brzdami.

Signál	Popis
Stop, kat. 2	Robot provádí nebo dokončil bezpečnostní zastavení kategorie 2; řízené zastavení, po kterém jsou motory ponechány v zapnutém stavu.
Narušení	Robot je zastaven, protože bezpečnostní systém nesplnil aktuálně definované bezpečnostní limity.
Chyba	Robot je zastaven z důvodu neočekávané výjimečné chyby v bezpečnostním systému.
Zastavení E-stop systémem	<p>Robot je zastaven z důvodu jedné z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostní PLC připojené přes PROFIsafe potvrdilo e-stop na úrovni systému.</li> <li>• modul IMMI připojený k ovládací jednotce potvrdil e-stop na úrovni systému.</li> <li>• jednotka připojená ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu systémového e-stopu na ovládací jednotce potvrdila e-stop na systémové úrovni.</li> </ul>
Zastavení e-stop robotem	<p>Robot je zastaven z důvodu jedné z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je stisknuto tlačítko e-stop na přenosném ovládacím terminálu.</li> <li>• Je stisknuto tlačítko e-stop připojené k nekonfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu e-stop robota na ovládací jednotce.</li> </ul>
Bezpečnostní zastavení	<p>Robot je zastaven z důvodu jedné z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostní PLC připojené přes PROFIsafe potvrdilo ochranné zastavení.</li> <li>• Jednotka připojená k nekonfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu ochranného zastavení na ovládací jednotce potvrdila ochranné zastavení.</li> <li>• Jednotka připojená ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu ochranného zastavení na ovládací jednotce potvrdila ochranné zastavení.</li> </ul> <p>Signál se řídí sémantikou resetu bezpečnostního zastavení. K resetování tohoto signálu se použije nakonfigurovaná funkce resetování ochranného zastavení. PROFIsafe vyžaduje použití funkce resetování ochrany.</p>

Signál	Popis
Zastavení „Safeguard stop auto“	<p>Robot je zastaven, protože pracuje v automatickém režimu a z důvodu jedné z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostní PLC připojené přes PROFIsafe potvrdilo automatické ochranné zastavení.</li> <li>• Jednotka připojená ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu automatického ochranného zastavení na ovládací jednotce potvrdila zastavení „safeguard stop auto“.</li> </ul> <p>Signál se řídí sémantikou ochranného resetu. K resetování tohoto signálu se použije nakonfigurovaná funkce resetování ochranného zastavení                  . PROFIsafe předpokládá použití funkce resetování ochranného zastavení                  .</p>
Zastavení 3PE	<p>Robot je zastaven, protože pracuje v manuálním režimu a z důvodu jedné z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Používáte 3PE TP a žádné z tlačítek není ve střední poloze.</li> <li>• Třípolohové zařízení připojené ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu ovládací jednotky potvrdilo zastavení 3PE.</li> </ul>
Provozní režim	<p>Indikace aktuálního provozního režimu robota.                  Tento režim může být: Vypnutý (0), Automatický (1) nebo Ruční (2).</p>
Omezený režim	<p>V současné době jsou aktivní bezpečnostní limity omezeného režimu.</p>
Sada aktivních mezních hodnot	<p>Aktivní sada bezpečnostních mezních hodnot.                  Ten může být: Normální (0), Omezený (1) nebo Obnovení (2).</p>
Robot se pohybuje	<p>Robot se hýbe. Pokud se některý kloub pohybuje rychlostí 0,02 rad/s nebo vyšší, robot je vyhodnocen jako v pohybu.</p>
Bezpečná základní poloha	<p>Robot je v klidu (robot se nepohybuje) a v poloze definované jako bezpečná výchozí pozice.</p>

## 25.22.2. Konfigurace PROFIsafe

Konfigurace PROFIsafe souvisí s programováním bezpečnostního PLC, ale vyžaduje minimální nastavení robota.

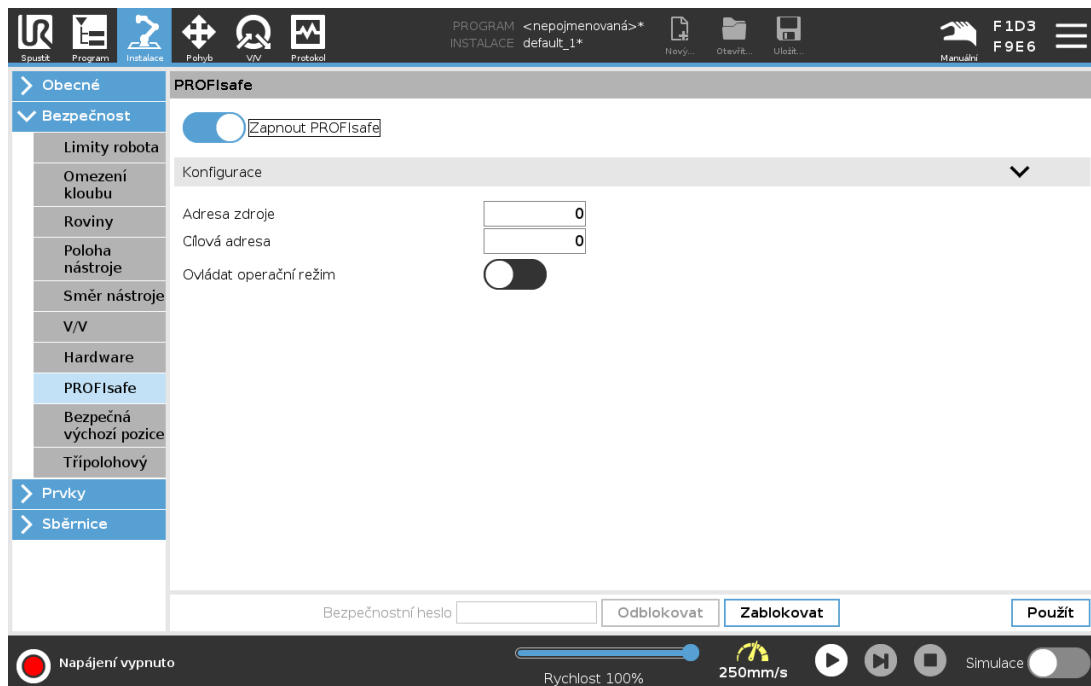

1. Připojte robota k důvěryhodné síti, která má přístup k PLC vyhovujícím bezpečnostním předpisům.
2. V PolyScope klepněte v záhlaví na položku **Instalace**.
3. Klepněte na položku **Bezpečnost**, vyberte možnost **PROFIsafe** a nakonfigurujte ji podle potřeby.

### 25.22.3. Zapnutí PROFIsafe

1. Zadejte bezpečnostní heslo robota a klepněte na **Odemknout**.
2. Přepínacím tlačítkem zapnete funkci PROFIsafe.
3. Do příslušných políček zadejte zdrojovou a cílovou adresu.  
Tyto adresy jsou libovolná čísla, která robot a bezpečnostní PLC používají ke vzájemné identifikaci.
4. Pokud chcete, aby PROFIsafe řídil provozní režim robota, můžete přepnout položku Řídit provozní režim do polohy ZAPNUTO.

Provozní režim robota může řídit pouze jeden zdroj. Proto jsou ostatní zdroje volby režimu zakázány, pokud je povolena volba provozního režimu prostřednictvím PROFIsafe.


Robot je nyní nastaven na komunikaci s bezpečnostním PLC.

Pokud PLC nereaguje nebo je špatně nakonfigurován, nelze uvolnit brzdy robota.



## 26. Karta Pohyb

Na této obrazovce lze pohybovat (krokovat) ramenem robota přímo, a to buď přemístěním/otočením nástroje robota, nebo ovládáním kloubů robota jednotlivě.

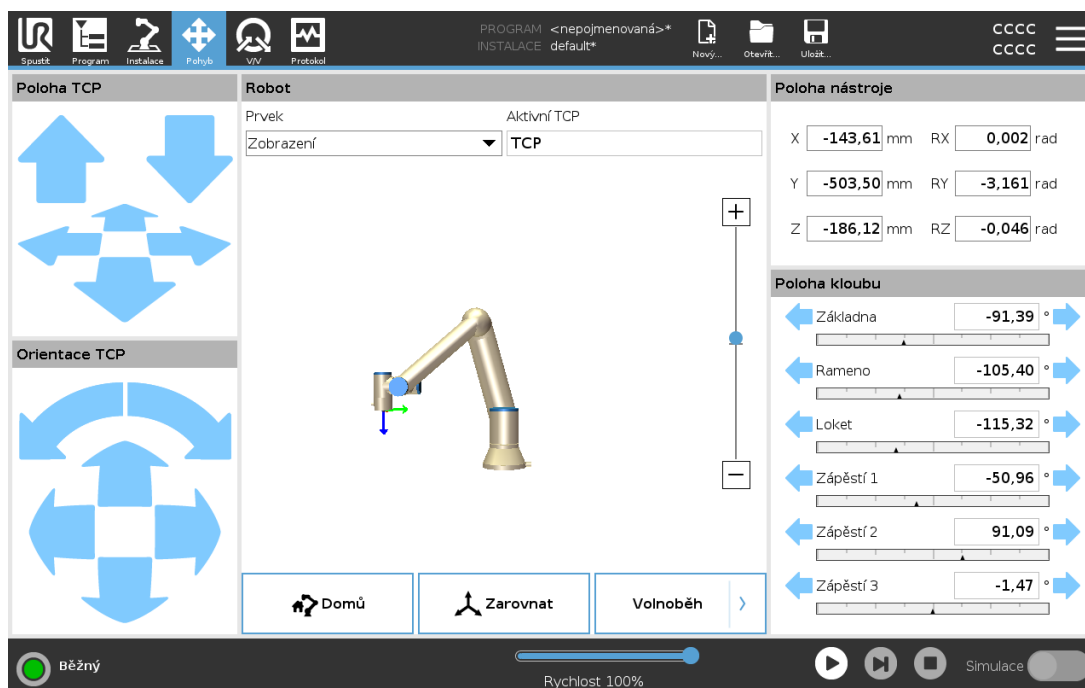

### 26.1. Pohyb nástroje

Přidržením libovolné šipky funkce **Pohyb nástroje** se rameno robota přesune příslušným směrem.

- **Šipky posuvu** (nahore) přesunou hrot nástroje robota ve vyznačeném směru.
- Pomocí **šipek otáčení** (dole) se změní orientace nástroje robota v označeném směru. Bodem otáčení je středový bod nástroje (TCP), tj. bod na konci ramene robota, který představuje charakteristický bod nástroje robota. Bod TCP má podobu malé modré kuličky.

### 26.2. Robot

Pokud se aktuální poloha TCP robota dostane do blízkosti bezpečnostní nebo spouštěcí roviny, nebo je orientace nástroje robota v blízkosti hraniční hodnoty pro orientaci nástroje (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)), zobrazí se 3D znázornění přibližné hraniční hodnoty. Během chodu programu robota je znázornění hraničních mezí vypnuto.

Bezpečnostní roviny jsou znázorněny žlutě a černě spolu s malou šipkou, která znázorňuje normálu roviny, což je strana roviny, na kterou lze TCP robota umístit. Spouštěcí roviny jsou zobrazeny modře a zeleně a malá šipka ukazuje na stranu roviny, kde jsou aktivní mezní hodnoty **Běžného** režimu (viz [22.8. Bezpečnostní režimy na straně 141](#)). Hraniční hodnota orientace nástroje je znázorněna kuželem společně s vektorem označujícím aktuální orientaci nástroje robota. Vnitřek kužele znázorňuje povolenou oblast pro orientaci nástroje (vektor).

Pokud TCP robota již není v blízkosti mezní hodnoty, 3D znázornění zmizí. Pokud nástroj TCP narušuje hraniční hodnotu (nebo se narušení velmi blíží), znázornění mezních hodnot zčervená.

## 26.2.1. Prvek

Pod možností **Funkce** můžete definovat, jak ovládat rameno robota vzhledem k funkci **Zobrazení**, **Základna** nebo **Nástroj**. Při řízení ramene robota doporučujeme vybrat funkci **Zobrazení** a poté pomocí **šipek pro otáčení** úhel zobrazení 3D nákresu otočit tak, aby odpovídal vašemu pohledu na skutečné rameno robota.

## 26.2.2. Aktivní TCP

V poli **Robot**, v části **Aktivní TCP** se zobrazuje název aktuálního aktivního středového bodu nástroje (TCP).

## 26.2.3. Domů

Pomocí tlačítka **Domů** získáte přístup na obrazovku **Přesunout robota do polohy**, kde lze přidržet tlačítka **Auto** (viz [24.1.2. Přesunout robota: na straně 162](#)) robota vrátit do předchozí polohy definované pod položkou Instalace (viz [25.13.1. Definování výchozí polohy na straně 240](#)). Výchozí nastavení tlačítka Domů vrací rameno robota do vzpřímené polohy (viz [25.13. Domů na straně 239](#)).

## 26.2.4. Volnoběh

Tlačítko na obrazovce **Freedrive** umožňuje přesunutí ramene robota do požadované polohy.

## 26.2.5. Zarovnat

Tlačítko **Zarovnat** umožňuje, aby se osa Z aktivního TCP zarovнала s vybraným prvkem.

## 26.3. Poloha nástroje

Textová pole udávají plné hodnoty souřadnic daného TCP vzhledem k vybranému prvku. Lze nakonfigurovat několik názvů TCP (viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#)). Můžete také klepnout na **Upravit pozice** a získat přístup k obrazovce **Úprava polohy**.

## 26.4. Poloha kloubu

Pole **Poloha kloubu** umožňuje ovládat jednotlivé klouby přímo. Každý kloub se pohybuje ve výchozím mezním rozsahu kloubů od  $-360^\circ$  do  $+360^\circ$ , definované vodorovnou čarou. Po dosažení mezní polohy nelze kloubem pohybovat dále. Limit rozsahu polohy kloubu lze nakonfigurovat odlišně od výchozích hodnot (viz [22.10. Mezní hodnoty kloubu na straně 142](#)), tento nový rozsah bude v rámci vodorovného sloupce označen červeným pásmem.




## UPOZORNĚNÍ

1. Pokud je nastavení gravitace v kartě **Nastavení** nesprávné (viz [25.4. Montáž na straně 230](#)), nebo rameno robota nese těžký náklad, robot se může začít pohybovat (padat), když je stisknuto tlačítko v kartě **Freedrive**. V takovém případě opět uvolněte tlačítko **Freedrive**.
2. Použijte správné instalační nastavení (např. montážní úhel robota, hmotnost nákladu/zatížení a odsazení těžiště nákladu). Soubory instalace ukládejte a načítejte spolu s programem.
3. Před použitím tlačítka **Freedrive** je nutné správně nastavit užitečné zatížení a montážní nastavení robota. V případě nesprávného nastavení se rameno robota po aktivaci tlačítka **Freedrive** začne pohybovat.
4. Funkci **Freedrive** lze použít pouze v instalacích, ve kterých to posouzení rizik umožňuje. Nástroje ani překážky nesmí mít ostré okraje či místa, na kterých může dojít ke skřípnutí. Zajistěte, aby veškerý personál zůstal mimo dosah ramene robota.

## 26.5. Obrazovka úprav poloh

Po přístupu na obrazovku **Úpravy polohy** můžete přesně konfigurovat cílové polohy kloubů nebo cílovou polohu (pozice a orientace) TCP. Poznámka: Tato obrazovka je v režimu **offline** a nemá přímý vliv na ovládání ramene robota.

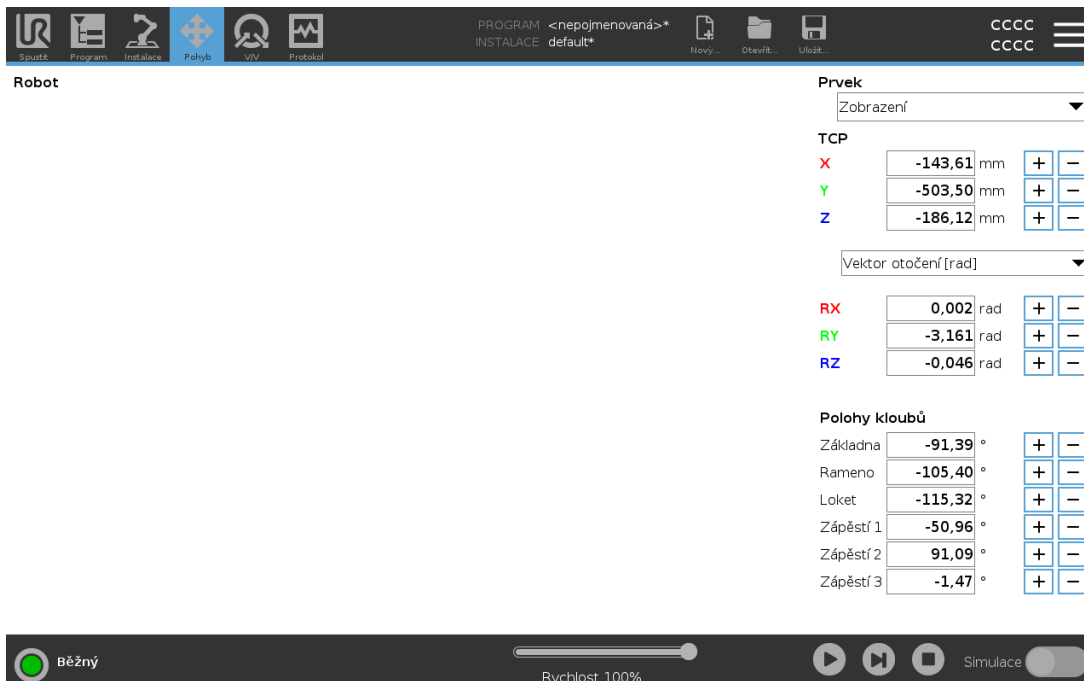

Robot

PROGRAM <nepojmenovaná>\*  
INSTALACE default\*

Prvek  
Zobrazení

TCP

X	-143,61	mm	+	-
Y	-503,50	mm	+	-
Z	-186,12	mm	+	-

Vektor otočení [rad]

RX	0,002	rad	+	-
RY	-3,161	rad	+	-
RZ	-0,046	rad	+	-

Polohy kloubů

Základna	-91,39	°	+	-
Rameno	-105,40	°	+	-
Loket	-115,32	°	+	-
Zápěstí 1	-50,96	°	+	-
Zápěstí 2	91,09	°	+	-
Zápěstí 3	-1,47	°	+	-

Běžný Rychlost 100% Simulace

## Robot

Na obrázku 3D je aktuální poloha ramene robota. **Stín** znázorňuje cílovou polohu ramene robota ovládanou hodnotami zadanými na obrazovce. Stisknutím ikony lupy lze zobrazení zvětšit či zmenšit, nebo po ikoně přejeďte prstem a změňte úhel pohledu.

Pokud se předepsaná cílová poloha TCP robota dostane do blízkosti bezpečnostní nebo spouštěcí roviny, nebo je orientace nástroje robota v blízkosti hraniční hodnoty pro orientaci nástroje (viz [22.11. Roviny na straně 143](#)), zobrazí se 3D znázornění přibližné hraniční hodnoty. Bezpečnostní roviny jsou znázorněny žlutě a černě spolu s malou šipkou, která znázorňuje normálu roviny, což je strana roviny, na kterou lze TCP robota umístit. Spouštěcí roviny jsou zobrazeny modře a zeleně a malá šipka ukazuje na stranu roviny, kde jsou aktivní mezní hodnoty **Běžného režimu** (viz [22.8. Bezpečnostní režimy na straně 141](#)). Hraniční hodnota orientace nástroje je znázorněna kuželem společně s vektorem označujícím aktuální orientaci nástroje robota. Vnitřek kužele znázorňuje povolenou oblast pro orientaci nástroje (vektor). Pokud cíl TCP robota již není v blízkosti mezní hodnoty, 3D znázornění zmizí. Pokud cíl TCP narušuje hraniční hodnotu (nebo se narušení velmi blíží), znázornění mezních hodnot zčervená.

## Poloha prvku a nástroje

Zobrazují se aktivní body TCP a hodnoty souřadnic vybraného prvku. Souřadnice **X, Y, Z** určují polohu nástroje. Souřadnice **RX, RY, RZ** určují orientaci. Další informace o konfiguraci některých uvedených TCP (viz [25.2. Konfigurace TCP na straně 225](#)).

K výběru typu orientace použijte rozevírací nabídku nad poli **RX, RY** a **RZ**:

- **Vektor otočení [rad]** Orientace je dána jako *vektor otočení*. Délka vektoru udává úhel otočení v radiánech a vlastní vektor představuje osu otáčení. Jedná se o výchozí nastavení.
- **Vektor otočení [°]** Orientace je dána jako *vektor otočení*, kde délka vektoru udává úhel otočení ve stupních.
- **RPY [rad]** úhly *Náklonu, sklonu a zatáčení (RPY)*, přičemž se tyto úhly udávají v radiánech. Rotační matice RPY (rotace X, Y, Z) je dána:  

$$R_{rpy}(\gamma, \beta, \alpha) = RZ(\alpha) \cdot RY(\beta) \cdot RX(\gamma)$$
- **RPY [°]** *úhly otáčení, náklonu a sklonu (RPY)*, přičemž úhly jsou uváděny ve stupních.

Můžete klepnout na hodnoty pro úpravu souřadnic. Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** napravo vedle pole lze přičíst určitou hodnotu k aktuální hodnotě nebo ji od ní odečíst. Stisknutím a přidržením tlačítka lze hodnotu přímo zvýšit/snížit.

## Polohy kloubů

Jednotlivé polohy kloubu jsou specifikovány přímo. Každá poloha kloubu může mít hodnotu v rozmezí od  $-360^\circ$  do  $+360^\circ$ . Polohy kloubů lze konfigurovat následujícím způsobem:

- Hodnoty lze upravit po klepnutí na polohu kloubu.
- Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** napravo vedle pole lze přičíst určitou hodnotu k aktuální hodnotě nebo ji od ní odečíst.
- Stisknutím a přidržením tlačítka lze hodnotu přímo zvýšit/snížit.

## Tlačítko OK

Pokud byla tato obrazovka aktivována z obrazovky **Pohyb** (viz [26. Karta Pohyb na straně 263](#)), klepnutím na tlačítko **OK** se lze vrátit zpět na obrazovku **Pohyb**. Rameno robota se přesune na zadaný cíl. Pokud poslední zadaná hodnota byla souřadnicí nástroje, rameno robota se bude pohybovat do cílové polohy pomocí typu pohybu **PohybL**; pokud však byla jako poslední zadaná poloha kloubu, rameno robota se bude pohybovat do cílové polohy pomocí pohybu **PohybJ** (viz [Typy pohybu na straně 172](#)).


## Tlačítko Storno

Tlačítko **Storno** zavře obrazovku a zruší všechny změny.



# 27. Karta V/V

## 27.1. Robot

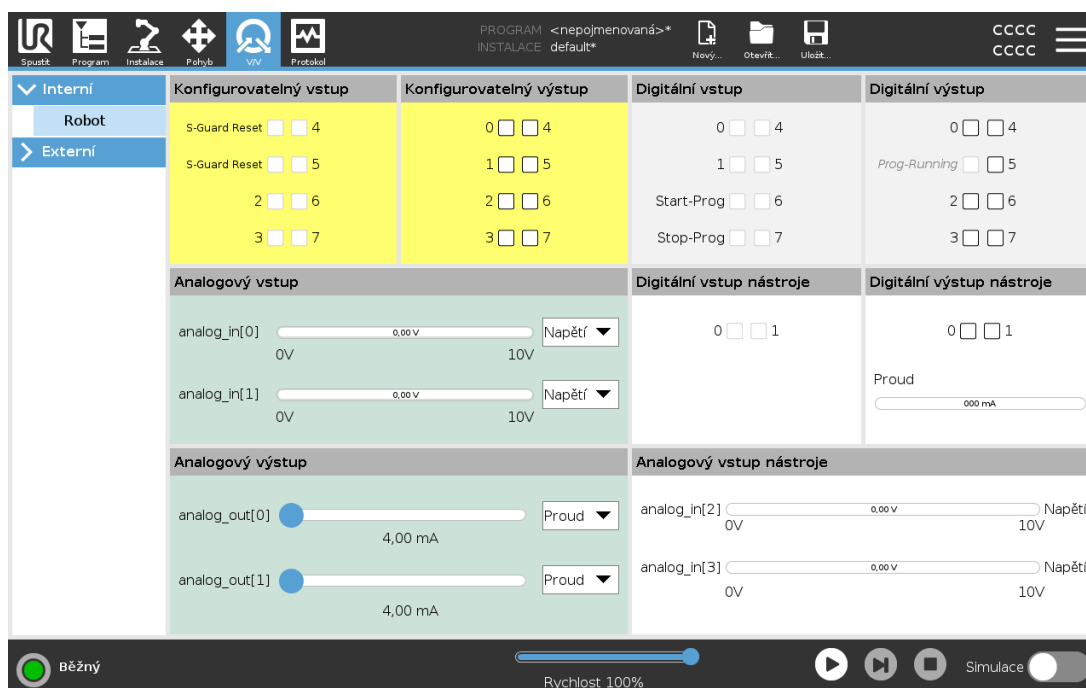

Na této obrazovce lze průběžně sledovat a nastavovat aktuální V/V signály z ovládací jednotky robota a naopak. Na obrazovce se zobrazuje aktuální stav V/V včetně stavu v průběhu spuštění programu. Pokud během provádění programu dojde k nějaké změně, program se zastaví. Při zastavení programu si všechny výstupní signály zachovávají aktuální stav. Frekvence aktualizace obrazovky je pouze 10 Hz, takže velmi rychlý signál se nemusí správně zobrazit.

Konfigurovatelné V/V lze vyhradit pro speciální bezpečnostní nastavení definované v části Konfigurace bezpečnostních vstupů/výstupů (viz [22.16. V/V na straně 150](#)); vyhrazené vstupy/výstupy budou místo výchozího názvu nebo názvu definovaného uživatelem označeny názvem bezpečnostní funkce. Konfigurovatelné výstupy, které jsou vyhrazeny pro bezpečnostní nastavení, nelze přepínat a zobrazí se pouze jako stavové indikátory.

Elektrické detaily signálů jsou popsány v kapitole [5.4. V/V rozhraní ovladače na straně 34](#).

### Napětí

V části Výstup nástroje lze Napětí konfigurovat pouze tehdy, je-li výstup nástroje ovládán uživatelem. Výběrem platformy URCap se odstraní přístup k možnosti Napětí.

### Nastavení analogové domény

Analogové vstupy/výstupy lze nastavit buď jako proudové [4–20 mA], nebo jako napěťové [0–10 V]. Po uložení programu budou nastavení použita při případném pozdějším restartování ovladače robota. Výběrem platformy URCap ve výstupu nástroje se odstraní přístup k nastavení domény pro analogové vstupy nástroje.

## Komunikační rozhraní nástroje

Je-li povoleno **komunikační rozhraní nástroje TCI**, nebude analogový vstup nástroje k dispozici. Na obrazovce V/V se pole **Vstup nástroje** změní, jak je znázorněno níže.

Tool Analog Input	
Baud Rate	115200
Parity	None
Stop Bits	One
RX Idle Chars	1.50
TX Idle Chars	3.50




### POZNÁMKA

Je-li aktivováno **Duální napájení pólu**, je nutné digitální výstupy nástroje pojmenovat následovně:


- tool\_out[0] (napájení)
- tool\_out[1] (kostra)

Pole **Výstup nástroje** je znázorněno níže.

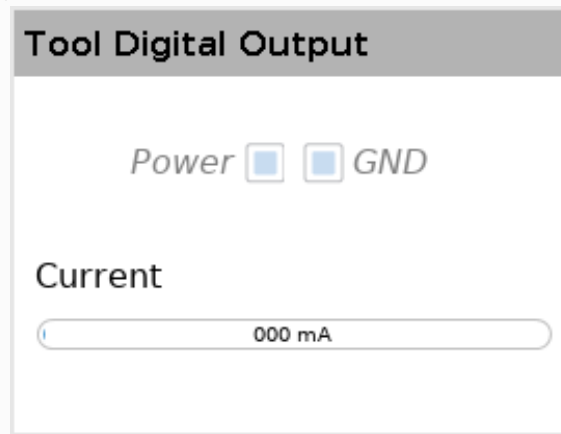

## 27.2. MODBUS

Níže uvedený snímek obrazovky zobrazuje V/V signály klienta MODBUS v souladu s jejich nastavením v instalaci. Pomocí rozbalovacích nabídek v horní části obrazovky lze měnit zobrazený obsah podle typu signálu a jednotky MODBUS, je-li jich nakonfigurováno více než jedna. Každý signál v seznamu obsahuje stav připojení, hodnotu, název a adresu signálu. Výstupní signály lze přepínat, umožňuje-li to stav připojení a volba pro ovládání karty V/V (viz [25.5. Nastavení V/V na straně 231](#)).

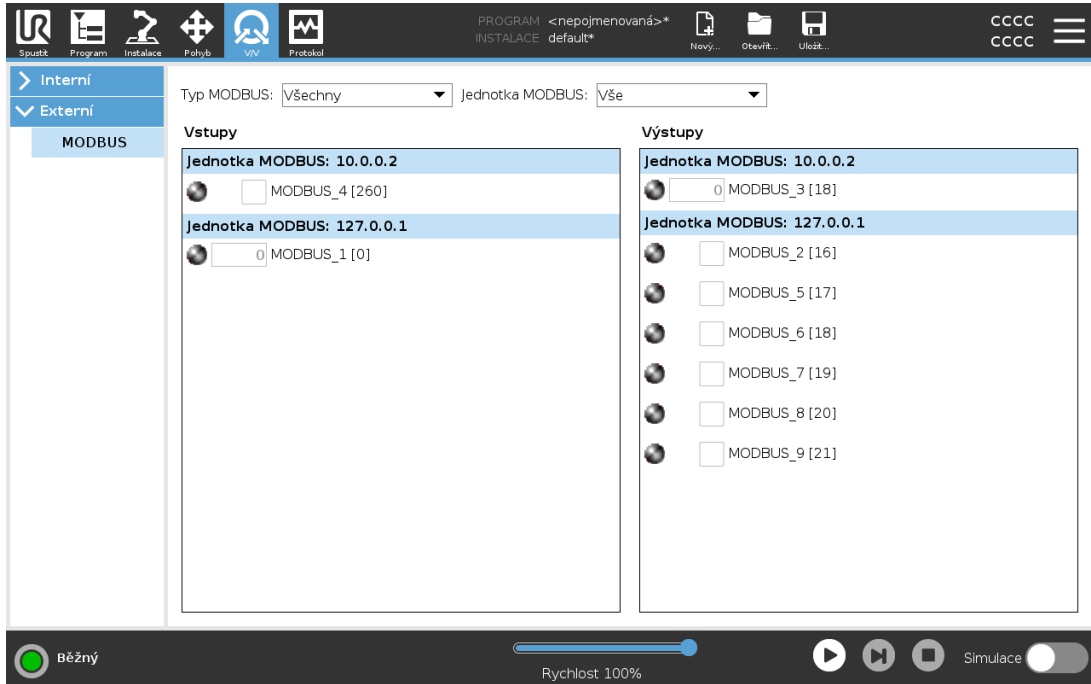

PROGRAM <nepojmenovaná>\*  
INSTALACE default\*

Typ MODBUS: Všechny Jednotka MODBUS: Vše

**Vstupy**

Jednotka MODBUS: 10.0.0.2  
 MODBUS\_4 [260]

Jednotka MODBUS: 127.0.0.1  
 MODBUS\_1 [0]

**Výstupy**


Jednotka MODBUS: 10.0.0.2  
 MODBUS\_3 [18]

Jednotka MODBUS: 127.0.0.1  
 MODBUS\_2 [16]  
 MODBUS\_5 [17]  
 MODBUS\_6 [18]  
 MODBUS\_7 [19]  
 MODBUS\_8 [20]  
 MODBUS\_9 [21]

Běžný Rychlost 100% Simulace



# 28. Karta Protokol

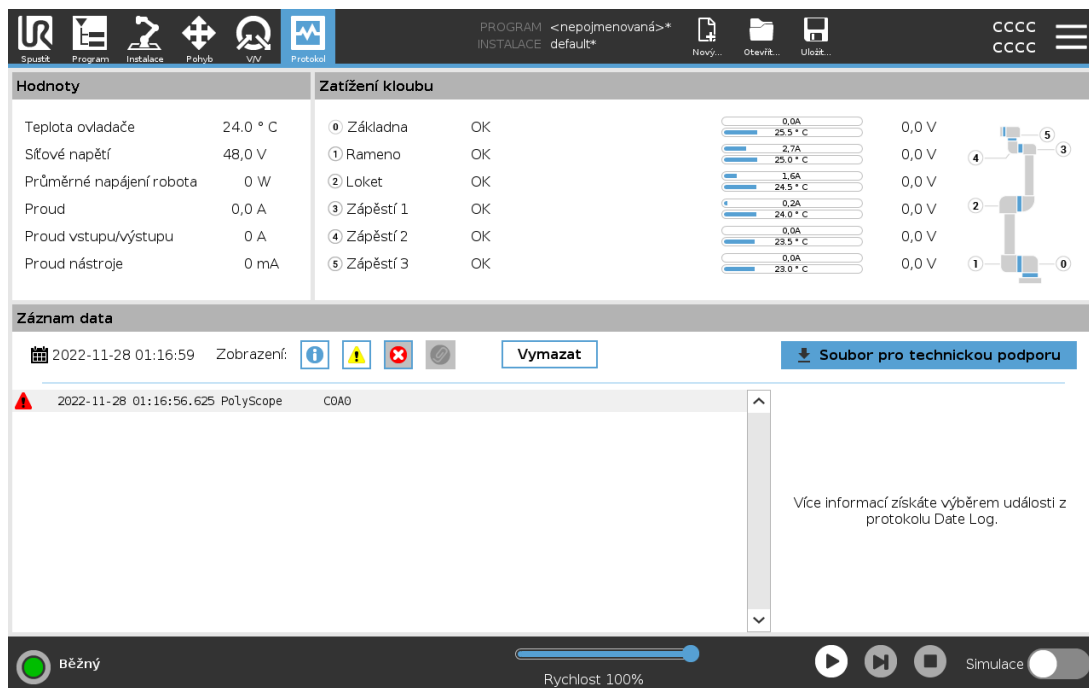

Na kartě **Protokol** jsou zobrazeny informace o rameni robota a ovládací jednotce.

## 28.1. Údaje a zatížení kloubů

V podokně Čtení se zobrazují informace o ovládací jednotce. Podokno Zatížení kloubu zobrazuje informace o každém kloubu ramene robota. Každý kloub zobrazuje:

- Teplotu
- Zatížení
- Stav
- Napětí





## 28.2. Záznam událostí

První sloupec zobrazuje položky protokolu rozříděné podle závažnosti. Druhý sloupec zobrazuje kancelářskou sponku, pokud je k záznamu v protokolu připojena chybová zpráva. Další dva sloupce zobrazují čas doručení a zdroj zprávy. Poslední sloupec zobrazuje krátký popis samotné zprávy.

Některé zprávy protokolu jsou navrženy tak, aby poskytovaly více informací, které se zobrazují vpravo po výběru položky protokolu.

### Závažnost zprávy

Zprávy můžete filtrovat výběrem přepínacích tlačítek, která odpovídají závažnosti položky protokolu nebo podle toho, zda je k dispozici příloha. Následující tabulka popisuje závažnost zprávy.

	Poskytuje obecné informace, jako je stav programu, změny ovladače a verzi ovladače.
	Mohly se vyskytnout problémy, ale systém byl schopen se obnovit.
	Při překročení bezpečnostního limitu dojde k porušení. To způsobí, že robot provede bezpečnostní zastavení.
	Porucha nastane, pokud v systému dojde k neodstranitelné chybě. To způsobí, že robot provede bezpečnostní zastavení.

Když vyberete položku protokolu, na pravé straně obrazovky se zobrazí další informace. Pokud vyberete filtr příloh, zobrazí se výhradně přílohy záznamů nebo všechny položky.

## 28.3. Ukládání chybových zpráv

Je-li v řádku protokolu zobrazena ikona papíru, k dispozici je podrobné stavové hlášení.



### POZNÁMKA

Nejstarší zpráva se vymaže, jakmile se vygeneruje nová. Ukládá se pouze posledních pět zpráv.

1. Vyberte řádek protokolu a klepnutím na tlačítko Uložit zprávu uložíte zprávu na jednotku USB. Sestavu můžete uložit, když je spuštěný program.

Můžete sledovat a exportovat následující seznam chyb:

- Nouzové zastavení
- Chyba
- Interní výjimky PolyScope
- Ochranné zastavení
- Nezpracovaná výjimka v URCap
- Narušení

Exportovaná zpráva obsahuje: uživatelský program, protokol historie, instalaci a seznam aktivních služeb.

## 28.4. Soubor technické podpory


Soubor sestavy obsahuje informace, které jsou užitečné pro diagnostiku a reprodukci problémů. Soubor obsahuje záznamy o předchozích selháních robotů a také o aktuálních konfiguracích robotů, programech a instalacích. Soubor zprávy lze uložit na externí disk USB. Na obrazovce protokolu klepněte na **Soubor podpory** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**POZNÁMKA**

Proces exportu může trvat až 20 minut v závislosti na rychlosti USB flash disku a velikosti souborů shromážděných ze systému souborů robota. Zpráva je uložena jako běžný nezaheslovaný soubor ZIP a lze jej před odesláním na technickou podporu editovat.




## 29. Správce programů a instalací

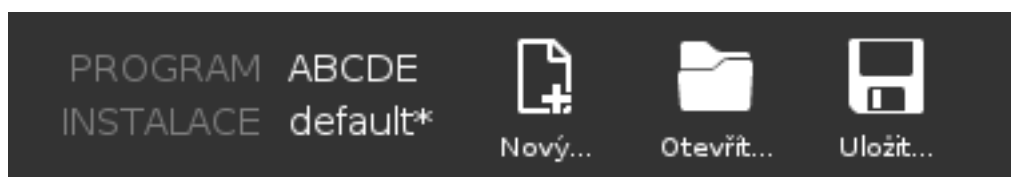

Správce programů a instalací odkazuje na tři ikony, které umožňují vytvářet, načítat a konfigurovat programy a instalace: **Nový...**, **Otevřít...** a **Uložit...**. Cesta k souboru zobrazuje název aktuálně načteného souboru a typ instalace. Pokud vytvoříte nebo načtete nový program nebo instalaci, cesta k souboru se změní. V robotovi může být nastaveno několik souborů instalace. Vytvořené programy načítají a používají aktivní instalace automaticky.

### 29.1. Otevřít...

Umožňuje načíst program a/nebo instalaci.

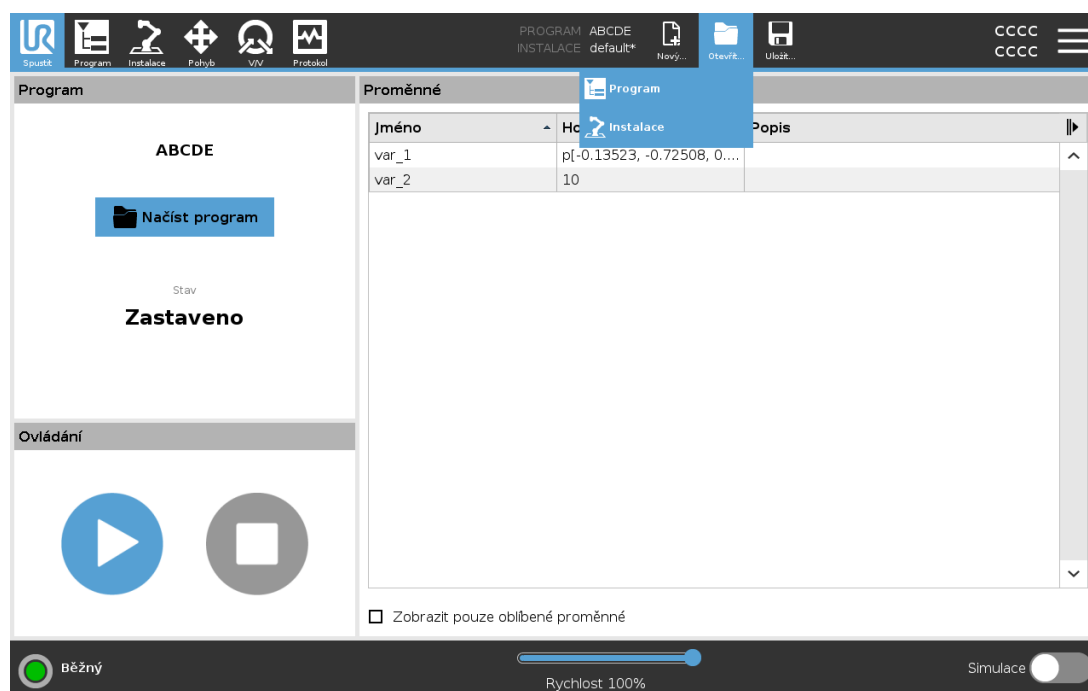

#### Otevření programu


1. Ve Správci programů a instalací klepněte na **Otevřít...** a vyberte položku Program.
2. Na obrazovce Načíst program vyberte stávající program a klepněte na možnost Otevřít.
3. V části Cesta k souboru ověřte, zda se zobrazuje požadovaný program.

#### Otevření instalace.

1. Ve Správci programů a instalací klepněte na **Otevřít...** a vyberte položku Instalace.
2. Na obrazovce Načíst instalaci robota vyberte stávající instalaci a klepněte na možnost Otevřít.
3. V poli Bezpečnostní konfigurace vyberte možnost Použít a restartovat a robot se znovu spustí.
4. Instalaci pro aktuální program nastavíte pomocí možnosti Nastavit instalaci.
5. V části Cesta k souboru ověřte, zda se zobrazuje požadovaný název instalace.

## 29.2. Nový...

Umožňuje vytvořit nový program a/nebo instalaci.

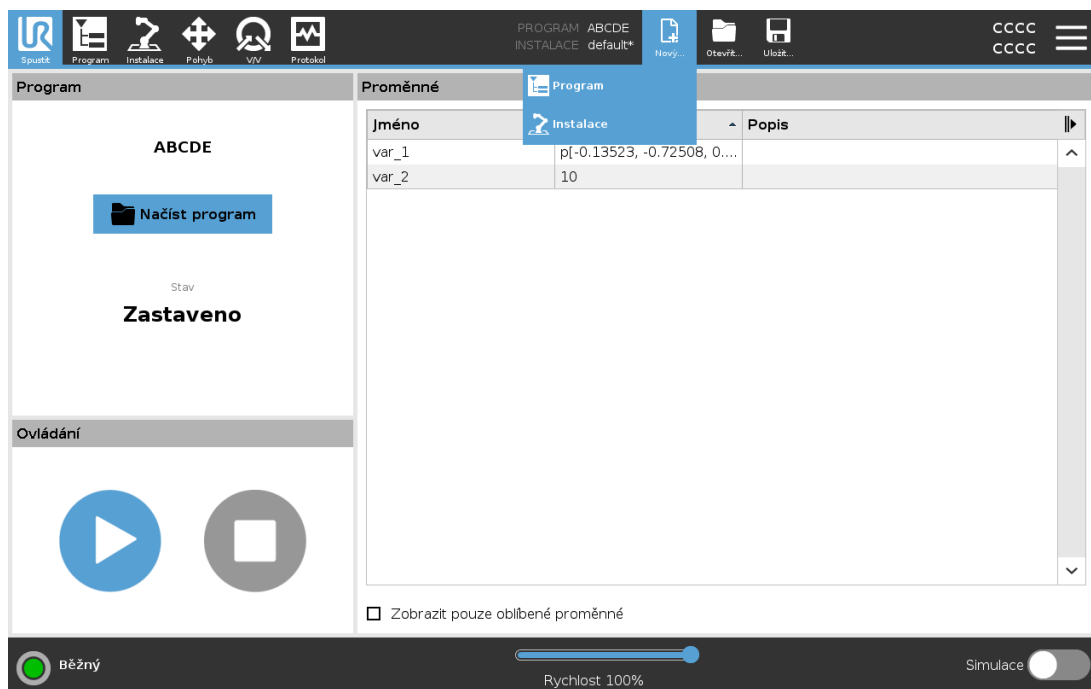

### Vytvoření nového programu


1. Ve Správci programů a instalací klepněte na **Nový...** a vyberte položku Program.
2. Na obrazovce Program nakonfigurujte požadovaný nový program.
3. Ve Správci Programů a instalací klepněte na **Uložit...** a vyberte položku Uložit vše nebo Uložit program jako...
4. Na obrazovce Uložit program jako zvolte název souboru a klepněte na možnost Uložit.
5. V části Cesta k souboru ověřte, zda se zobrazuje nový program.

### Nová instalace

Uložte instalaci pro použití po vypnutí robota.

1. Ve Správci programů a instalací klepněte na **Nový...** a vyberte položku Instalace.
2. Klepněte na Potvrdit bezpečnostní konfiguraci
3. Na obrazovce Instalace nakonfigurujte požadovanou novou instalaci.
4. Ve Správci programů a instalací klepněte na **Uložit...** a vyberte položku Instalace...
5. Na obrazovce Uložit instalaci robota zvolte název souboru a klepněte na možnost Uložit.
6. Instalaci pro aktuální program nastavíte pomocí možnosti Nastavit instalaci.
7. V části Cesta k souboru ověřte, zda se zobrazuje nová instalace.

## 29.3. Uložit...

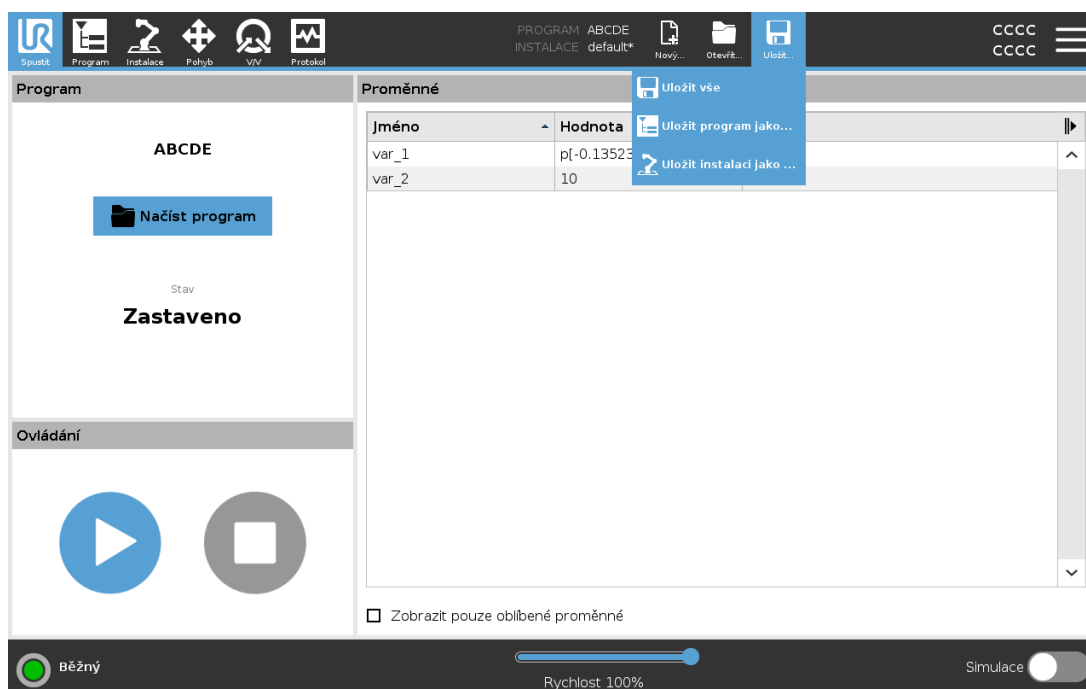


**Uložit...** nabízí tři možnosti. V závislosti na programu/instalaci, který načítáte/vytváříte, lze použít možnost:

**Uložit vše**, která aktuální program a instalaci uloží automaticky, aniž by systém zobrazil výzvu k uložení na jiné místo nebo pod jiným názvem. Pokud u programu nebo instalace nebyly provedeny žádné změny, bude tlačítko Uložit vše...neaktivní.

**Uložit program jako...**, která umožňuje změnit název nebo umístění programu. Aktuální instalace se uloží rovněž, a to pod stávajícím názvem a ve stávajícím umístění.

**Uložit instalaci jako...**, která umožňuje změnit název nebo umístění instalace. Aktuální program se uloží pod stávajícím názvem a ve stávajícím umístění.

## 29.4. Správce souborů

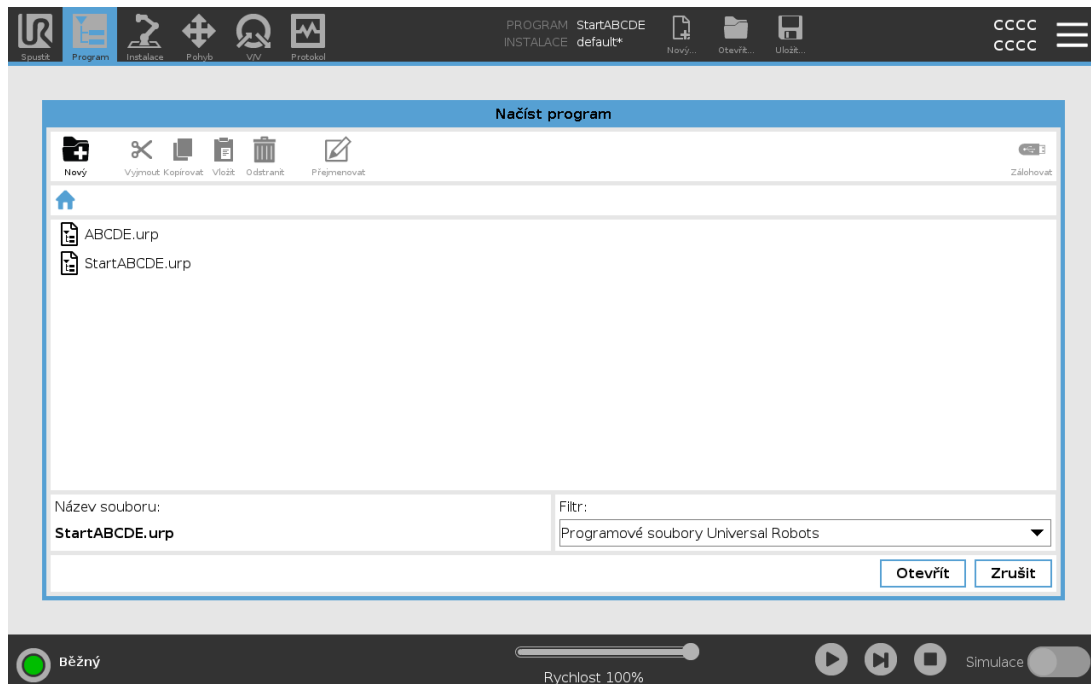

Tento obrázek znázorňuje obrazovku načtení, která se skládá z následujících tlačítek:

### Navigace s popisem cesty

Navigace s popisem cesty obsahuje seznam adresářů vedoucích do stávajícího umístění. Po vybrání názvu adresáře v navigaci s popisem cesty se umístění změní na příslušný adresář a zobrazí jej v oblasti výběru souborů.

### Oblast výběru souborů

Klepnutím na název souboru jej otevřete. Adresáře se vybírají stiskem jejich názvu na půl sekundy.

### Filtr souborů

Zadávat lze zobrazené typy souborů. Po výběru možnosti Zálohovat soubory se v této oblasti zobrazí posledních 10 uložených verzí programu, kde je nejnovější a je nejstarší.

### Název souboru

Zde se zobrazuje vybraný soubor. Při ukládání souboru použijte k ručnímu zadání názvu souboru textové pole.

### Tlačítka Akce

Panel akcí se skládá ze série tlačítek, která umožňují provádět správu souborů.

Úkon napravo od panelu akcí podporuje zálohování aktuálně vybraných souborů a adresářů do daného umístění a na USB. Úkon je povolen pouze v případě, že je k portu USB připojeno externí

médium.



## 30. Nabídka možností



### 30.1. Náповěda


Můžete získat přístup k online nápovědě pro PolyScope, robotické rameno, ovládací jednotku a další dokumenty, které by pro vás mohly být užitečné. K nápovědě se dostanete pomocí QR kódu nebo zadáním následující adresy URL do prohlížeče: [help.universal-robots.com](https://help.universal-robots.com)

Naleznete zde následující dokumentaci:

- Popis hardwaru robotického ramene
- Popis hardwaru ovládací jednotky
- Příručka k softwaru PolyScope
- Service manual
- Script manual
- Odkaz na kódy chyb.

#### 30.1.1. Jak najít QR kód a adresu URL:

1. Karta  v pravém horním rohu odkudkoli v aplikaci PolyScope
2. Karta  v rozbalovacím menu
3. Nyní můžete naskenovat QR kód a dostanete se na stránku [help.universal-robots.com](https://help.universal-robots.com)

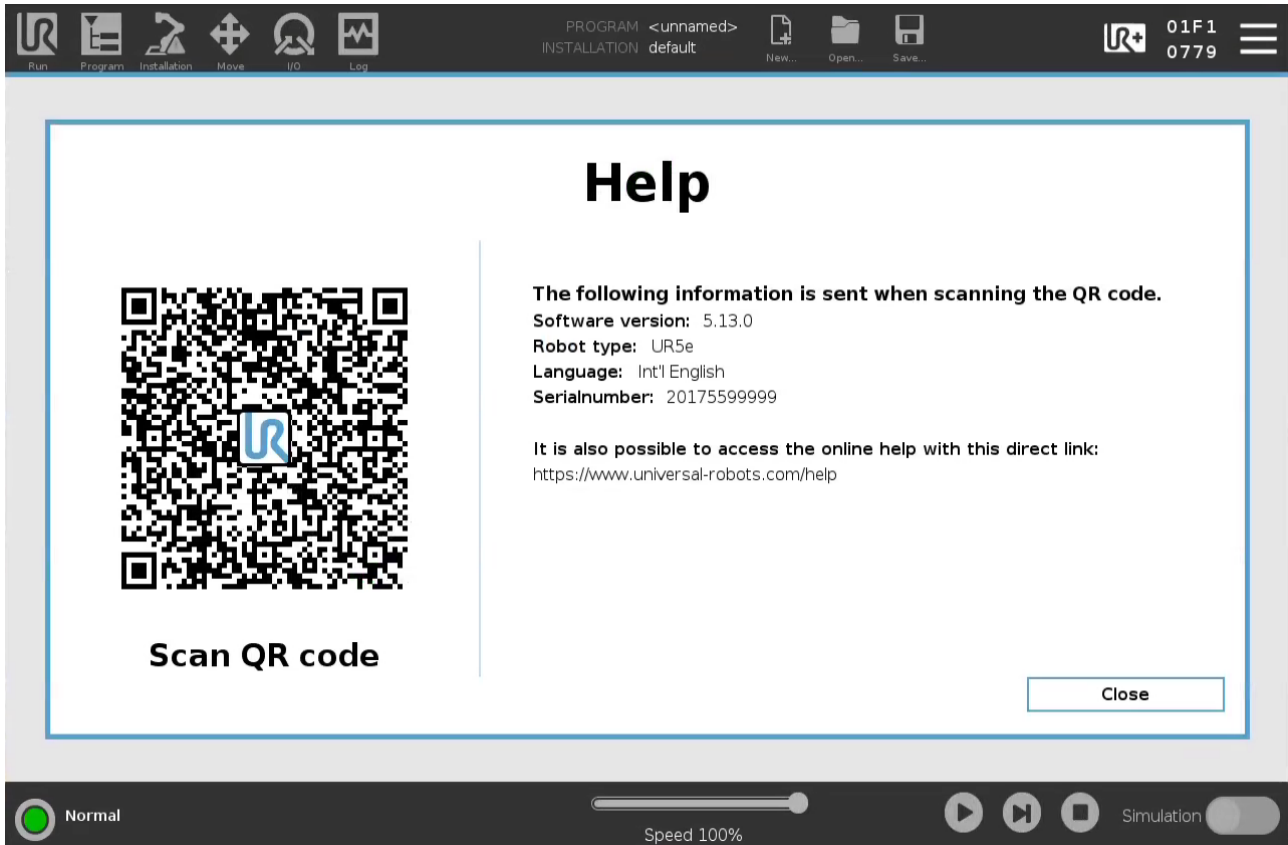

Copyright © 2009-2022 od Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.



### POZNÁMKA

Po naskenování QR kódu se spolu s ním odešlou následující informace, které lze použít v zákaznické analýze na adrese Universal Robots:

- Nainstalovaná verze softwaru PolyScope
- Typ a rozměry robota
- Jazyk v rozhraní Polyscope
- Sériové číslo robotického ramene

## 30.2. Informace

Zobrazit lze informace o verzi a právní údaje.

1. Klepněte na **hamburger** menu a vyberte **Informace**.
2. Pro zobrazení údajů klepněte buď na **Verze** nebo **Právní ujednání**.
3. Na obrazovku se vrátíte klepnutím na tlačítko **Zavřít**.

## 30.3. Nastavení

### Přizpůsobení rozhraní PolyScope

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V postranní nabídce vlevo vyberte položku, která se má přizpůsobit. Bylo-li nastaveno heslo provozního režimu, položka **Systém** v postranní nabídce je k dispozici pouze pro programátora.
3. Pro potvrzení vašich změn klepněte na možnost **Použít a restartovat** v pravé spodní části obrazovky.
4. Klepnutím na možnost **Ukončit** v levé spodní části obrazovky zavřete Nastavení obrazovky beze změn.

### 30.3.1. Předvolby

#### Jazyk

V rozhraní PolyScope lze změnit jazyk a měrné jednotky (metrické nebo britské).

#### Čas

K dispozici je přístup a/nebo možnost úprav aktuálního času a data zobrazeného na obrazovce PolyScope.

1. V záhlaví klepněte na ikonu hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Předvolby vyberte **Čas**.
3. Ověřte a/nebo upravte **Čas** a/nebo **Datum** podle potřeby.
4. Pro použití vašich změn klepněte na **Použít a restartovat**.

Datum a čas se zobrazují v kartě Protokol (viz [28.2. Záznam událostí na straně 273](#)) v části **Protokol data**.

#### Speed Slider

Posuvník rychlosti, umístěný na základně obrazovky karty chodu, který obsluhuje umožňuje měnit rychlost probíhajícího programu.

#### Hiding the Speed Slider

1. V záhlaví klepněte na ikonu hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Předvolby vyberte **Spustit obrazovku**.
3. Pomocí zaškrtačacího políčka lze zobrazit nebo skrýt **Posuvník rychlosti**.

## 30.3.2. Admin Password

Pomocí hesla správce můžete změnit konfiguraci zabezpečení systému, včetně přístupu k síti.


Heslo správce je shodné s heslem použitým pro uživatelský účet root v systému Linux běžícím na robotu. Toto heslo může být potřebné v některých případech použití v síti, jako je SSH nebo SFTP.



### UPOZORNĚNÍ

Zapomenuté heslo správce nelze obnovit.

- Přijměte taková opatření, aby vaše heslo správce nebylo ztraceno.

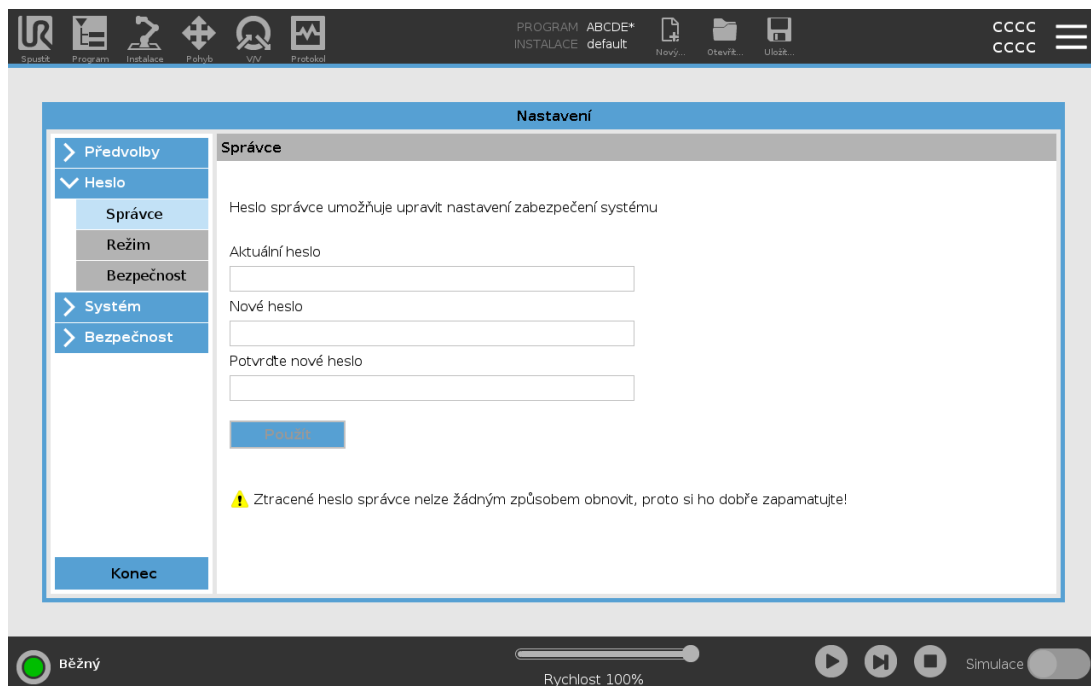

## Nastavení hesla správce

1. V záhlaví klepněte na ikonu hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V záložce **Heslo** klepněte na **Správce**.
3. V záložce **Současné heslo** zadejte výchozí heslo: **easybot**.

4. V poli **Nové heslo** zadejte nové heslo.

Vytvoření silného a tajného hesla zajistí nejlepší zabezpečení vašeho systému.

5. V poli **Potvrdit nové heslo** zopakujte své nové heslo.

6. Pro potvrzení změny hesla klepněte na **Použít**.

## Bezpečnost

Bezpečnostní heslo zabraňuje neoprávněným úpravám bezpečnostních nastavení.

## 30.4. Systém

### 30.4.1. Zálohování a obnova

Úplnou kopii systému si uložte na disk USB a použijte ji k obnově systému zpět do předchozího stavu. To může být nutné např. v případě poškození disku nebo náhodným vymazání.



#### POZNÁMKA

K provádění operace zálohování a obnovy použijte jeden z portů USB uvnitř ovládací jednotky (CB). Využití USB portu ovládací jednotky je stabilnější a zálohování vyžaduje méně času.



#### POZNÁMKA

Pokud obnovujete systém pomocí nové SD karty, musíte při spuštění Polyscope spárovat sériové číslo s obrazem nové SD karty. Nesoulad sériového čísla může vést k neúplnému procesu obnovy. A restore error appears for not finding the matching serial number

### Zálohování systému

1. V záhlaví klepněte na ikonu hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Systém klepněte na **Záloha a obnovy**.
3. Zvolte Umístění pro uložení zálohy a stiskněte možnost **Záloha**.
4. Klepněte na **OK** pro úplný restart systému.

### Obnovení systému

1. V záhlaví klepněte na ikonu hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Systém klepněte na **Záloha a obnovy**.
3. Vyberte záložní soubor a stiskněte možnost **Obnovit**.
4. Klepněte na **OK** pro potvrzení.

### 30.4.2. Software Update

Software robota je nutné průběžně aktualizovat instalací aktualizací pomocí USB klíče.

## Aktualizace softwaru

1. V záhlaví klepněte na ikonu hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Systém klepněte na **Aktualizace**.
3. Po vložení USB klíče lze klepnutím na možnost **Hledat** zobrazit platné aktualizací soubory.
4. V seznamu platných aktualizací souborů vyberte požadovanou verzi a klepnutím na možnost **Aktualizovat** provedte instalaci.



### UPOZORNĚNÍ

Po upgradu softwaru vždy zkontrolujte své programy. Upgrade může změnit trajektorie ve vašem programu.

### 30.4.3. Síť

Připojení robota lze nakonfigurovat výběrem jedné ze tří dostupných síťových metod:

- DHCP
- Statická adresa
- Deaktivovaná síť (pokud si nepřejete připojit robota k síti)

V závislosti na vybrané síťové metodě nakonfigurujte nastavení sítě:

- IP adresa
- Masku podsítě
- Standardní brána
- Preferovaný server DNS
- Alternativní server DNS




Pro potvrzení změn klepněte na **Použít**.

### 30.4.4. Správa URCaps

Spravovat lze stávající **URCaps**, případně lze v robotu nainstalovat nové.

1. V záhlaví klikněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Systém zvolte **URCaps**.
3. Klepněte na tlačítko+, zvolte soubor **.urcap** a stiskněte **Otevřít**.
4. Chcete-li pokračovat v instalaci daného URCap, stiskněte položku **Restartovat**. Po tomto kroku se URCaps nainstaluje a bude připraven k použití.
5. Chcete-li nainstalovaný soubor URCaps odstranit, vyberte jej v nabídce Aktivní URCaps, stiskněte tlačítko - a stiskněte **Restart**, aby se změny projevíly.



Podrobné informace o novém URCap se objeví v poli **Aktivní URCaps**. Stavová ikona označuje stav URCap, jak je uvedeno níže:

-  URCap ok: URCap je nainstalován a běží normálně.
-  Chyba URCap: URCap je nainstalován, ale nelze spustit. Kontaktujte vývojáře URCap.
-  Je vyžadován restart URCap: URCap byl právě nainstalován a je nutný restart.

Chybové zprávy a informace o URCap se objeví v poli **Informace o URCap**. V závislosti na typu detekovaných chyb se zobrazují různé chybové zprávy.

### 30.4.5. Dálkové ovládání

Robot může být buď v režimu Místního ovládání (ovládán přenosným terminálem) nebo Dálkového ovládání (ovládán dálkově).

 Místní ovládání neumožňuje	 Dálkové ovládání neumožňuje
Zapnutí napájení a uvolnění brzdy na základě signálů zaslaných do robota přes síť	Pohyb robota pomocí karty Pohyb
Příjem a provádění programů robota a instalace na základě signálů zaslaných do robota přes síť	Spouštění pomocí ručního ovládacího panelu
Automatické spuštění programů při zavádění (bootování), řízené z digitálních vstupů	Načítání programů a instalace z ručního ovládacího panelu
Automatické uvolnění brzdy při zavádění (bootování), řízené z digitálních vstupů	Volnoběh
Spuštění programů pomocí digitálních vstupů	

Ovládání robota prostřednictvím sítě nebo digitálního vstupu je ve výchozím nastavení zakázáno.

- Aktivací a výběrem funkce Dálkové ovládání lze tento zákaz odebrat.
- Aktivujte dálkové ovládání přepnutím na profil místního ovládání robota (ovládání PolyScope), který umožňuje ovládat všechny spuštěné programy a spouštěcí skripty vzdáleně.
- Aby bylo možné získat v profilu přístup do dálkového i místního režimu, aktivujte funkci Dálkové ovládání v nastaveních.

### Aktivace dálkového ovládání

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části **Systém** zvolte **Dálkové ovládání**.
3. Klepnutím na tlačítko **Aktivovat** se zpřístupní funkce Dálkové ovládání. Rozhraní PolyScope zůstane aktivní. Funkce Dálkové ovládání se nespustí bezprostředně po aktivaci. Její aktivace

pouze umožňují přepnutí z Místního ovládání na Dálkové ovládání.

- Pro změnu PolyScope vyberte v nabídce profilu možnost **Dálkové ovládání**. Můžete se vrátit k místnímu ovládání přepnutím zpět v profilovém menu.



### POZNÁMKA

- Přestože funkce Dálkové ovládání omezuje možnosti v rozhraní PolyScope, nadále lze sledovat stav robota.
- Když je systém robota vypnutý dálkovým ovládáním, spouští se dálkovým ovládáním.

## 30.4.6. Bezpečnost


### Obecné

Záložka Obecné umožňuje nakonfigurovat Kouzelné soubory a konfigurovat přístup robota k síti.

### Kouzelné soubory

Kouzelný soubor je skript na jednotce USB, který se spustí po vložení jednotky do systému.

Kouzelné soubory mají neomezená oprávnění k provádění systémových změn, a proto je potřeba s nimi zacházet bezpečně.

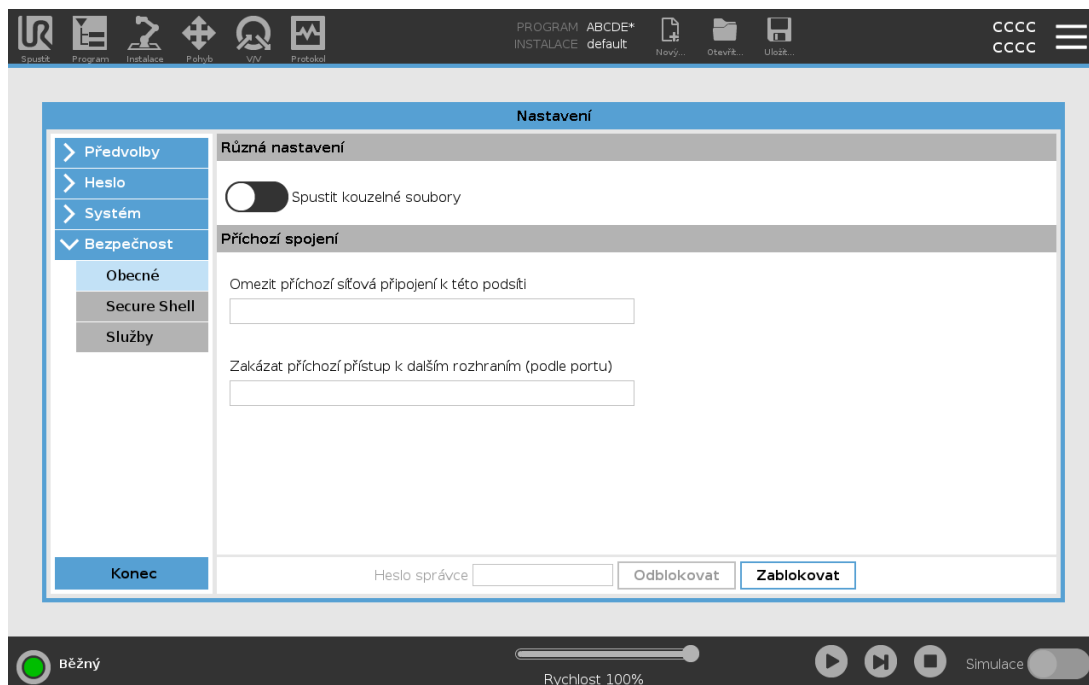

## Running Magic Files

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Bezpečnost vyberte **Obecné**.
3. Zadejte své heslo správce.
4. Vyberte **Spustit kouzelné soubory**.

## Příchozí spojení

Aby bylo vždy odmítnuto síťové připojení pocházející z IP adresy mimo uvedenou podsít', zvolte možnost **Omezit příchozí síťový přístup na konkrétní podsít'**. Například:

- Pomocí 192.168.1.0/24 povolte přístup pouze od hostitelů v rozsahu 192.168.1.0 - 192.168.1.255.
- Pomocí 192.168.1.96 povolíte příchozí přístup pouze z jednoho hostitele.

Chcete-li vypnout omezení podsítě, ponechte pole prázdné.

Pokud chcete zakázat jakékoli příchozí připojení k určeným portům, použijte možnost **Zakázat příchozí připojení k dalším rozhraním (dle portu)**.

Například:

- K zablokování všech portů použijte 0-65535. K zablokování konkrétního portu použijte 564.
- K zablokování konkrétních portů a konkrétních rozsahů portů použijte 2318-3412,22,56-67.

Pokud chcete zabránit blokování portů, ponechejte pole prázdné. Jakákoli povolená služba (viz Nastavení->Zabezpečení->Služby) bude mít přednost před blokováním portů.



### UPOZORNĚNÍ

URCaps může ke svému fungování vyžadovat otevření konkrétních síťových rozhraní.

- Pokud některý z vašich URCaps vyžaduje otevření konkrétních síťových rozhraní (porty/služby), obraťte se na svého dodavatele URCaps.

## Configuring Inbound Connections

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Bezpečnost vyberte **Obecné**.
3. Zadejte své heslo správce.
4. Zadejte omezení podsítě v možnosti **Omezit příchozí přístup ze sítě na konkrétní podsít'**.
5. Zadejte rozhraní, která mají být uzavřena, v možnosti **Zakázat příchozí přístup k dalším rozhraním (dle portu)**.

## Secure Shell (SSH)


Secure Shell (SSH) poskytuje soukromé (šifrované) a ověřené připojení k robotu, což umožňuje:

- přístup k operačnímu systému
- kopírování souborů
- tunelování síťových rozhraní



### POZNÁMKA

SSH je mocný nástroj, pokud se používá tak, jak bylo zamýšleno. Než se při zabezpečení aplikace robota spolehnete na technologii SSH, ujistěte se, že používání technologie SSH rozumíte.

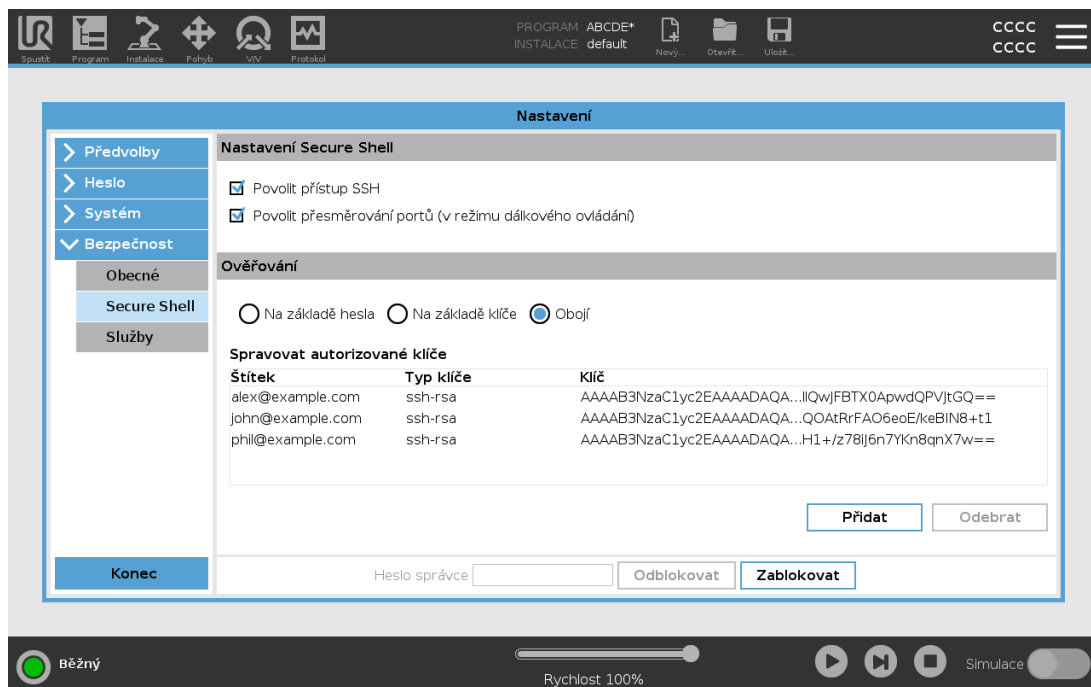

## Povolení přístupu SSH

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části **Bezpečnost** vyberte **Secure Shell**.
3. Zadejte své heslo správce.
4. Nakonfigurujte nastavení Secure Shell:
  - Vyberte **Povolit přístup SSH**.
  - Vyberte **Povolení přesměrování portů (v režimu dálkového ovládání)** a zvolte povolit/zakázat.

Přesměrování portů je k dispozici pouze v režimu dálkového ovládání.

Přesměrování portů je doporučená technika pro zabalení otevřených rozhraní (např. služba Ovládací panel) v bezpečném a šifrovaném tunelu, který vyžaduje ověření.

5. Vyberte typ ověřování.

## Ověřování

Jakékoli SSH připojení vyžaduje, aby připojující se uživatel při navazování spojení prošel ověřením. Ověřování můžete nastavit pomocí hesla nebo předem sdíleného autorizovaného klíče.

## Správa autorizovaných klíčů

Ověřování na základě klíčů využívá předem sdílené klíče.

Zde jsou uvedeny dostupné klíče spolu s tlačítky pro odebrání vybraného klíče ze seznamu a pro přidání nových klíčů.

1. Klepnutím na **Přidat** otevřete dialogové okno pro výběr souboru.
2. Vyberte klíč ze souboru.

Soubor se čte řádek po řádku a přidávají se pouze řádky, které nejsou prázdné a nejsou označeny jako komentáře (začínající na #). Neprovádí se ověření přidávaných řádků.


3. Musí být v souladu s formátem použitým pro `authorized_keys`.

## Služby

Služby obsahují seznam standardních služeb běžících na robotu. Každou službu můžete povolit nebo zakázat.

Zapnutá služba zůstane dostupná, i když jsou blokovány porty přidružené k této službě. Pouhé blokování portu tedy nestačí k zabránění přístupu k uvedeným službám, pokud jsou zapnuty.

Uvedené služby musí být deaktivovány výběrem možnosti **Obecné** a poté **Příchozí spojení**, aby se zabránilo přístupu.

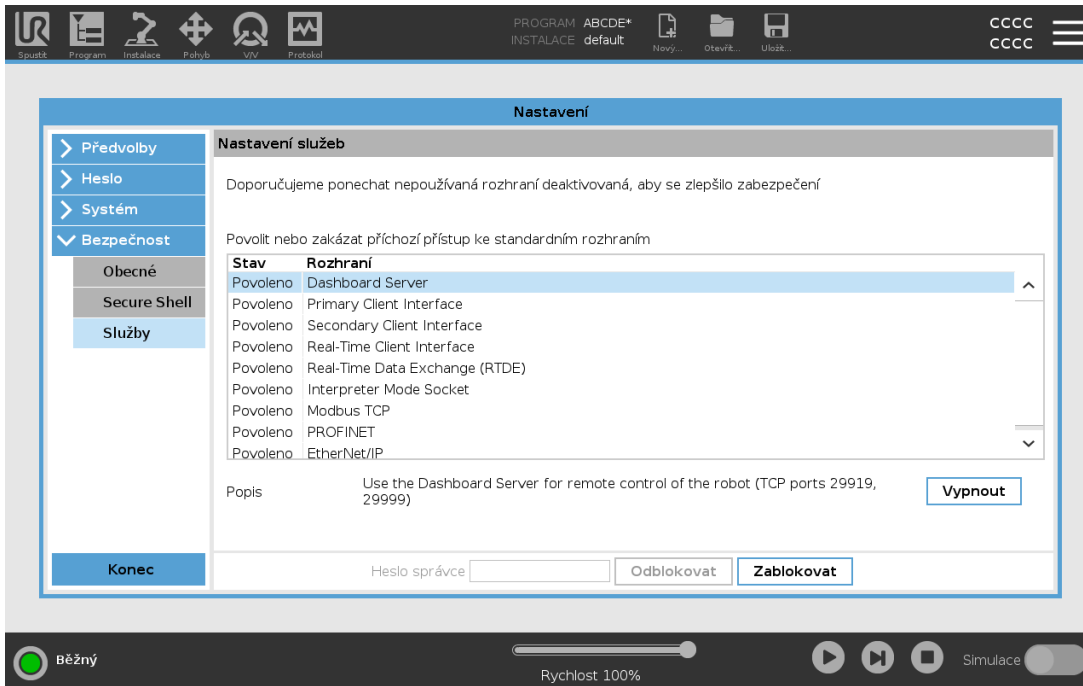

## Zapnutí služby

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části **Bezpečnost** vyberte **Služby**.
3. Zadejte své heslo správce.
4. V seznamu vyberte možnost a klepněte na **Zapnout**, nebo klepněte na **Vypnout**.

## 30.5. Vypnout robota

Tlačítkem **Vypnout robota** lze robota vypnout nebo restartovat.

### Vypnutí robota

1. V záhlaví klepněte na hamburger menu a zvolte položku **Vypnout robota**.
2. Jakmile se objeví dialogové okno **Vypnout robota**, klepněte na **Vypnout**.

# 31. Slovník

## *Kategorie zastavení 0*

Odpojením robota od napájení dojde k jeho okamžitému zastavení. Jedná se o nekontrolované zastavení, při kterém se robot může odchýlit od naprogramované trasy, protože se každý kloub zabrzdí co nejrychleji. Toto ochranné zastavení se používá v případě, že dojde k překročení bezpečnostní mezní hodnoty nebo v případě selhání bezpečnostní součásti řídicího systému. Více informací najdete ve směrnících **ISO 13850** nebo **IEC 60204-1**.

## *Kategorie zastavení 1*

Pohyb robota se zastavuje, když je robot napájen, a po zastavení se robot odpojí od zdroje napájení. Jedná se o kontrolované zastavení, při kterém robot pokračuje po naprogramované trase. Napájení se odpojí po zastavení robota. Více informací najdete ve směrnících **ISO 13850** nebo **IEC 60204-1**.

## *Kategorie zastavení 2*

Kontrolované zastavení robota při zachování napájení. Bezpečnostní řídicí systém sleduje, zda robot zůstane zastavený. Více informací najdete ve směrnici **IEC 60204-1**.

## *Kategorie 3*

Termín *Kategorie* by se neměl zaměňovat s termínem *Kategorie zastavení*. *Kategorie* se vztahuje k typu architektury, používané jako základ pro určitou *Úroveň výkonnosti*. Významnou vlastností architektury *Kategorie 3* je, že jediná porucha nemůže vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. Více informací najdete ve směrnici **ISO 13849-1**.

## *Úroveň výkonu*

Pomocí úrovně výkonu (PL) se určuje schopnost bezpečnostních součástí řídicích systémů provádět bezpečnostní funkce za předvídatelných podmínek. PLd je druhá nejvyšší klasifikace spolehlivosti, což znamená, že bezpečnostní funkce je velmi spolehlivá. Více informací najdete ve směrnici **ISO 13849-1**.

## *Diagnostické pokrytí (DC)*

je měřítkem účinnosti diagnostiky realizované za účelem vyhodnocení úrovně výkonu. Více informací najdete ve směrnici **ISO 13849-1**.

## *MTTFd*

Střední doba do závažné poruchy (MTTFd) je hodnota získaná na základě výpočtů a testů používaných k vyhodnocení úrovně výkonu. Více informací najdete ve směrnici **ISO 13849-1**.

## *Osoba provádějící instalaci*

Osoba provádějící instalaci navrhuje konečnou instalaci robota. Osoba provádějící instalaci nese odpovědnost za provedení finálního posouzení rizik a musí zajistit, aby konečná instalace byla v souladu s místními zákony a předpisy.

## *Posouzení rizik*

Posouzení rizik je celkový proces identifikace veškerých rizik a také jejich omezení na příslušnou úroveň. Proces posouzení rizik musí být zdokumentován. Další informace najdete v **ISO 12100**.

## *Využití robota ke spolupráci*

Termín *spolupráce* se vztahuje na spolupráci mezi obsluhou a robotem v aplikaci robota. Přesné definice a popisy viz normy **ISO 10218-1** a **ISO 10218-2**.

### Bezpečnostní konfigurace

Bezpečnostní funkce a rozhraní jsou konfigurovatelné pomocí parametrů bezpečnostní konfigurace. Ty jsou definovány pomocí rozhraní softwaru, viz část [Část II Příručka k rozhraní PolyScope na straně 113](#).

## 31.1. Index

### A

- About 284
- Align 264
- Auto 264
- Automatic mode 133
- Automatic Mode Safeguard Reset 151
- Automatic Mode Safeguard Stop 151

### B

- Base 67, 115, 174
- Blend parameters 177
- Blending 176
- Bracket 31

### C

- Cone angle 149
- Cone center 149
- Configurable I/O 35
- control box 119, 269
- Control Box 2, 28, 31, 34, 43-44, 88, 234
- Conveyor Tracking 34, 211
- Conveyor Tracking Setup 240
- Custom 140

**D**

---

Delete 144  
Direction Vector 183  
Disabled 143, 145  
Disabled Tool direction limit 149

**E**

---

Edit Position 147  
Elbow 67, 115  
Elbow Force 141  
Elbow Speed 141  
Error 213  
Ethernet 31, 253  
EtherNet/IP 31, 231, 257  
Expression Editor 197

**F**

---

Factory Presets 140  
Feature 240, 244, 264  
Feature menu 209  
File Path 277  
Folder 189  
Footer 115, 161  
Frame 209  
Freedrive 22, 133, 210, 230, 245, 264-265

**G**

---

General purpose I/O 35

## H

---

Hamburger Menu 118

Header 115

Home 264

## I

---

I/O 31, 36, 117, 150, 231, 233, 269

Initialize 118, 120

input signals 150

Instalace 277

Instalační proměnné 234

Installation 117, 278

integrator 13

## J

---

Joint Limits 142

joint space 172

## L

---

Log 117, 273

## M

---

Manual High Speed 118, 135

Manual mode 133

Mini Displayport 31

MODBUS 31, 240, 253, 255, 270

**mode**

Automatic 117, 134

Local 118

Manual 117, 134

Remote 118

**Modes 22, 143**

**Momentum 140**

**Motion 209**

**Mounting bracket 2**

**Move 117, 133, 172-173, 187, 267**

**Move robot to 162**

**Move Tool 263**

**MoveJ 172, 245, 267**

**MoveL 172, 245, 267**

**MoveP 172, 245**

**N**

**Napětí 269**

**New... 117, 277**

**Normal 144**

**Normal & Reduced 144**

**Normal & Reduced Tool direction limit 149**

**Normal mode 141, 149, 167, 266**

**Normal Plane 146**

**Normal Tool direction limit 149**

**Not Reduced mode 152**

**O**

**Open... 117, 277**

**output signals 151**

**Ovládání 158**

**P**

Pan angle 150

Play 118, 161

Point 209

PolyScope 1, 22, 115, 119, 121, 153, 191, 225, 253, 257, 290

popup 188

Pose Editor 264-265

Position 147

Position range 142

Power 140

Profinet 257

Profisafe 257

Program 117, 157, 211, 277-278

Program and Installation Manager 117, 277

program node 162

Program Node 166

Program Tree 166

**R**

Radius 147

Rameno robota 31

Recovery mode 22, 142

Reduced 144

Reduced mode 22, 141, 147, 149-150, 152

Reduced Tool direction limit 149

Relative waypoint 174

Remote Control 236, 289

Rename 144

Restrict Elbow 145

risk assessment 3, 7, 13, 15, 19

Robot 147, 263

robot arm 115, 120, 205-206, 210, 234, 263

Robot arm 88

robot cable 46-47

Robot Limits 139

Robot Moving 151

Robot Not Stopping 151

robot program 162

Robot Program Node 166

Run 117, 157

## S

safe Home 152

Safeguard Reset 151

Safety Configuration 14, 137-139, 142

Safety functions 17-18

Safety Checksum 118, 139

Safety I/O 17, 21, 35-36

Safety instructions 55

Safety planes 143, 263, 266

Safety Settings 7, 137, 286

Save... 117, 277, 279

Screen 115

Script manual 3

Service manual 3

Settings 285

Setup 265

Shoulder 67, 115

Show 144

Shut Down 294

Simple 209

Simulation 118

Speed Slider 118, 133

Step 118

Stop 118  
stopped state 120  
Stopping Distance 140  
Stopping Time 140  
Success 213  
Switch Case construction 197  
System Emergency stop 150  
System Emergency Stop 151

## Š

Šablony 211

## T

TCI 186  
Teach Pendant 2, 28-29, 43, 88, 115, 119, 153, 210, 289  
Test button 210  
Tilt angle 150  
Tool 147  
Tool Center Point 141, 174, 225, 264  
Tool Center Position 147  
Tool Communication Interface 238  
Tool Direction 148-149  
Tool feature 244  
Tool Flange 115  
Tool Force 141  
Tool I/O 47  
Tool Position 147-148  
Tool Speed 141  
Trigger Plane 146  
Trigger Reduced Mode 144

**U**

Until 182  
Until Distance 184  
Until Expression 184  
Until Tool Contact 184  
UR Forums 4  
UR+ 3  
UR+ Partner Program 3  
URCaps 288

**V**

Variable feature 174  
Variable waypoint 174  
Variables 157, 167

**W**

Wait 186  
Warning signs 8  
Waypoint 172, 174-176, 181  
Waypoints 122  
Wrist 115

**Z**


Základní prvek 244



Verze Software: 5.13

Verze dokumentu: 9.6.524

Copyright © 2009-2022 od Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

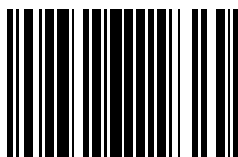

99447